

# BIOBASIC

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Modelle: 210, 310, 410 & 600



Rev.: 20260701  
Sprache: Deutsch

**BIOBASIC**

# Bevor Sie beginnen

---

Diese Bedienungsanleitung ist für folgende Produktserien bestimmt:

## BIOBASIC

Wir empfehlen, dass Sie sich diese Bedienungsanleitung gründlich durchlesen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Gram Scientific kann keinen sicheren Betrieb des Geräts gewährleisten, wenn es für etwas Anderes als seinen Verwendungszweck verwendet wird. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Kein Teil dieser Bedienungsanleitung darf in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gram Scientific vervielfältigt werden. Gram Scientific leistet für dieses Gerät unter bestimmten Garantiebedingungen Garantie. Gram Scientific übernimmt keine Verantwortung für Verlust oder Beschädigung von Inhalten.

Diese Bedienungsanleitung sollte als integraler Bestandteil des Geräts betrachtet und leicht zugänglich in dessen Nähe aufbewahrt werden. Bei Verlust der Bedienungsanleitung wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebspartner oder an Gram Scientific, um einen Ersatz zu erhalten.

Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie auf:

**[www.gram-bioline.com](http://www.gram-bioline.com).**

Gram BioLine-Geräte sind für den Einsatz in einem System mit überwachten zusätzlichen unabhängigen Alarmen konzipiert, um eine rechtzeitige Reaktion auf Alarme und damit eine maximale sichere Aufbewahrung zu gewährleisten.

Bei der Lagerung von wertvollen oder temperaturempfindlichen Materialien oder Produkten empfiehlt es sich, ein kontinuierlich überwachendes autonomes Alarmsystem einzusetzen. Dieses Alarmsystem sollte so ausgelegt sein, dass autorisierte Personen jeden Alarmzustand unverzüglich erkennen und die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen können.



Sollten Sie Produktsupport benötigen, können Sie uns jederzeit kontaktieren:  
**support@gram-bioline.com.**

Wenden Sie sich bei technischen Problemen stets an den technischen Support von Gram BioLine oder einen von Gram BioLine autorisierten Wartungspartner.

Copyright © 2006-2022 Gram BioLine, ein Unternehmensbereich von Gram Scientific ApS, Dänemark. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Publikation ist, sofern nicht anders angegeben, Eigentum von Gram BioLine und ist durch dänische sowie internationale Urheberrechtsgesetze und -bestimmungen geschützt. Informationen und Bilder dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gram BioLine nicht verwendet, vervielfältigt oder übernommen werden.

# Inhalt

---

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bevor Sie beginnen</b> .....                                    | <b>2</b>  |
| <b>Inhalt</b> .....                                                | <b>4</b>  |
| <b>Verwendungszweck</b> .....                                      | <b>6</b>  |
| Temperatur-Sollwertbereich und Anforderungen an die Umgebung ..... | 6         |
| <b>Verwendete Symbole</b> .....                                    | <b>7</b>  |
| <b>Installation</b> .....                                          | <b>8</b>  |
| Erste Einrichtungsschritte .....                                   | 8         |
| Einstellen der Gerätebasis .....                                   | 11        |
| Kippschutzhalterung .....                                          | 12        |
| Wandbeschlag .....                                                 | 14        |
| Umgebung .....                                                     | 16        |
| Produktprüfung .....                                               | 17        |
| Potentialfreier Kontakt .....                                      | 18        |
| Stromanschluss .....                                               | 20        |
| Potentialausgleich .....                                           | 26        |
| <b>Inbetriebnahme</b> .....                                        | <b>28</b> |
| Steuerelemente des digitalen Displays .....                        | 28        |
| Allgemeine Einführung in die Steuerungsschnittstelle .....         | 29        |
| Alarmeinstellungen .....                                           | 30        |
| Tasten und nützliche Tastenkombinationen .....                     | 31        |
| Betriebsparameter .....                                            | 32        |
| Fehlermeldungen .....                                              | 33        |
| Fühlerabgleich (Offset) .....                                      | 34        |
| Praktisches Beispiel des Abgleichens .....                         | 35        |
| <b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....                          | <b>36</b> |
| Türdichtungen .....                                                | 38        |
| <b>Allgemeine Informationen</b> .....                              | <b>39</b> |
| Verantwortung .....                                                | 39        |
| Wartung .....                                                      | 40        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Typen-/Nummernschild</b> .....              | <b>41</b> |
| <b>Durchführung</b> .....                      | <b>42</b> |
| <b>Regelmäßige Wartung</b> .....               | <b>44</b> |
| Reinigung .....                                | 44        |
| <b>Wichtig</b> .....                           | <b>46</b> |
| – Achtung – .....                              | 46        |
| Entsorgung .....                               | 47        |
| <b>Datenblatt</b> .....                        | <b>48</b> |
| Allgemeine Daten: BIOBASIC 210, 310, 410 ..... | 48        |
| BIOBASIC RR210 – mit Massivtür .....           | 49        |
| BIOBASIC RR210 – mit Glastür .....             | 50        |
| BIOBASIC RR310 – mit Massivtür .....           | 51        |
| BIOBASIC RR310 – mit Glastür .....             | 52        |
| BIOBASIC RR410 – mit Massivtür .....           | 53        |
| BIOBASIC RR410 – mit Glastür .....             | 54        |
| BIOBASIC RF210 .....                           | 55        |
| BIOBASIC RF310 .....                           | 56        |
| BIOBASIC RF410 .....                           | 57        |
| Allgemeine Daten: BIOBASIC 600 .....           | 58        |
| BIOBASIC RR600 – mit Massivtür .....           | 59        |
| BIOBASIC RF600 .....                           | 60        |
| <b>Konformitätserklärung</b> .....             | <b>61</b> |
| <b>Schaltpläne</b> .....                       | <b>62</b> |
| BIOBASIC RR/RF210, RR/RF310, RR/RF410 .....    | 62        |
| BIOBASIC RR600 .....                           | 63        |
| BIOBASIC RF600 .....                           | 64        |
| <b>Rohrleitungsplan</b> .....                  | <b>65</b> |
| <b>Index</b> .....                             | <b>66</b> |

# Verwendungszweck

Die Kühlschränke (RR) und Tiefkühlschränke (RF) der Serie BIOBASIC sind für die allgemeine Lagerung von nicht-kritischen Laborartikeln ausgelegt und gefertigt. Die BIOBASIC-Serie erfüllt die Richtlinie EN/IEC 60079-0 für den Einsatz elektrischer Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Kategorie 3, Zone 2. Somit können Kühl- und Tiefkühlschränke dieser Serie in Bereichen der Zone 2 entsprechend der Kategorisierung von EN/IEC 60079-14 aufgestellt werden.

Die Geräte sind für die folgenden Betriebstemperaturbereiche ausgelegt:

RR +2/+15 °C

RF -25/-5 °C

bei der in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen maximalen Umgebungstemperatur und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 70 %. Der Benutzer muss sicherstellen, dass das Gerät bestimmungsgemäß verwendet wird.

Die unsachgemäße Verwendung oder Verwendung, die nicht mit dem Verwendungszweck oder den Richtlinien in der Produktdokumentation übereinstimmt, kann zu Gefahren für die Sicherheit des Patienten, Schäden an gelagerten Proben, Schäden am Gehäuse und Gefahren für den Bediener führen. Gram BIOBASIC-Geräte sind für den Einsatz in einem System mit überwachten zusätzlichen unabhängigen Alarmen konzipiert, um eine rechtzeitige Reaktion auf Alarme und damit eine maximale sichere Aufbewahrung zu gewährleisten.

## Temperatur-Sollwertbereich und Anforderungen an die Umgebung

| Modell + Temperatur-Sollwertbereich | Minimale Umgebungstemperatur | Maximale Umgebungstemperatur |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>BIOBASIC 210, 310, 410</b>       |                              |                              |
| RR mit Massivtür: +2/+15 °C         | +10 °C                       | +35 °C                       |
| RR mit Glastür: +2/+15 °C           | +10 °C                       | +32 °C                       |
| RF: -25/-5 °C                       | +10 °C                       | +35 °C                       |
| <b>BIOBASIC 600</b>                 |                              |                              |
| RR: +2/+15 °C                       | +10 °C                       | +43 °C                       |
| RF: -25/-5 °C                       | +10 °C                       | +43 °C                       |

# Verwendete Symbole



**Gefahr**



**Stromschlaggefahr**



**Gefahr von Sachschäden**



**Gefahr von Personenschäden**



**Verbrennungs-/Erfrierungsgefahr**



**Brandgefahr/brennbare Materialien**



**Explosionsgefahr/explosive Materialien**



**Informationen**





**ATEX-Angaben**

# Installation

## Erste Einrichtungsschritte

- ⓘ Der Schrank wird mit einer Transportsicherung geliefert, die vor Inbetriebnahme entfernt werden sollte.

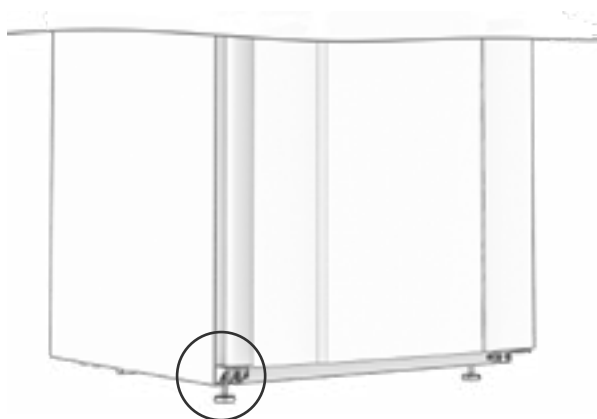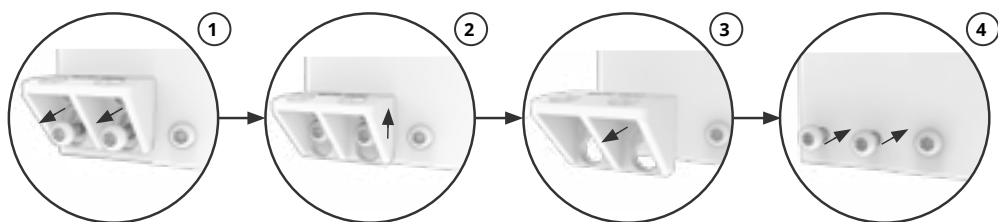




 Das Gerät ist aus Sicherheits- und Betriebsgründen nicht für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. Das Gerät ist in einem trockenen und ausreichend belüfteten Bereich aufzustellen. Um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten, sollte das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen aufgestellt werden.

 Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Handhabung des Schrankes geeignete persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe tragen.

 Das Innere des Geräts darf nicht korrosiven Atmosphären ausgesetzt werden.

 Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts in einer chlor- oder säurehaltigen Umgebung. Es besteht Korrosionsgefahr.

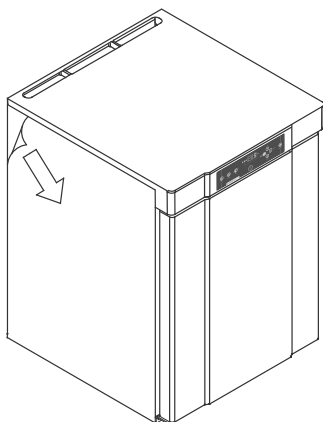

**WARNUNG – POTENZIELLE GEFAHR  
DURCH ELEKTROSTATISCHE  
AUFLADUNG**

Das Entfernen von Schutzverpackung und Folie kann zu elektrostatischen Entladungen führen. Schutzverpackung und Folie dürfen in ATEX-Zonen nicht entfernt werden.

Das Gerät wird mit einer Schutzfolie geliefert, die vor Inbetriebnahme zu entfernen ist.






Reinigen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme mit einer milden Seifenlösung.



Das Gerät darf sich nur für sehr kurze Zeit in liegender Position befinden (z. B. beim Transport durch eine Tür). Befand sich das Gerät in liegender Position, muss es sich vor Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden lang in aufrechter Position befinden. Dadurch kann das Öl in den Kompressoren wieder an die richtige Position gelangen.

## Einstellen der Gerätebasis

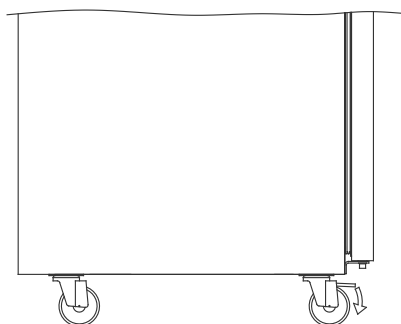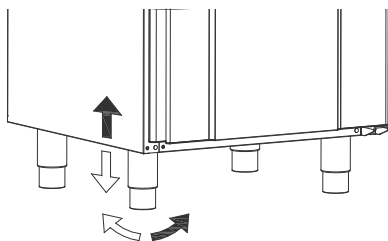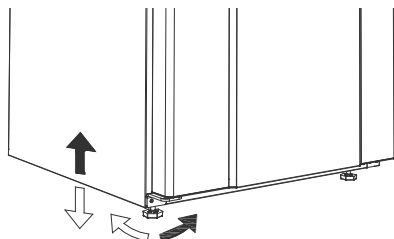

Geräte mit Füßen sind wie in den Abbildungen links gezeigt auszurichten.



Für Geräte mit Rollen ist ein ebener Boden erforderlich, um eine stabile Aufstellung und eine sichere Benutzung zu gewährleisten. Nach Aufstellung des Geräts sind die beiden vorderen Rollen zu arretieren.

---

## Kippschutzhalterung





Geräte mit Schubladen und/oder Glastür müssen an einer stabilen Rückwand befestigt werden, damit das Gerät beim Herausziehen der Schubladen oder beim Öffnen der Tür nicht umkippt. Halterungen für das Gerät sind im Lieferumfang enthalten.



Die Antikippwinkel sind bei der Aufstellung des Geräts zu montieren, damit Nutzer, die Umgebung und gelagerte Proben nicht verletzt bzw. beschädigt werden.




Anleitungen zur Anbringung der Kippschutzhalterung findet sich unten.

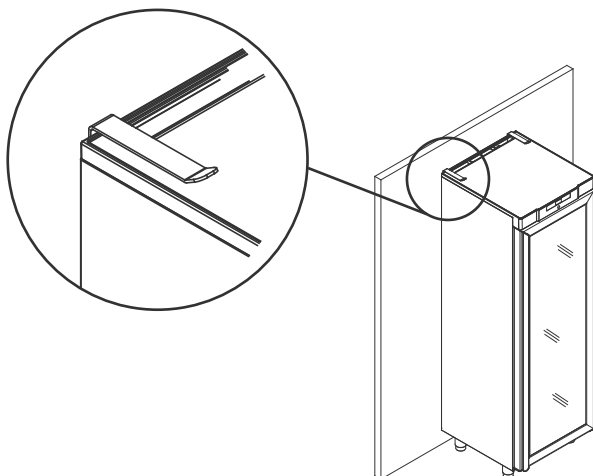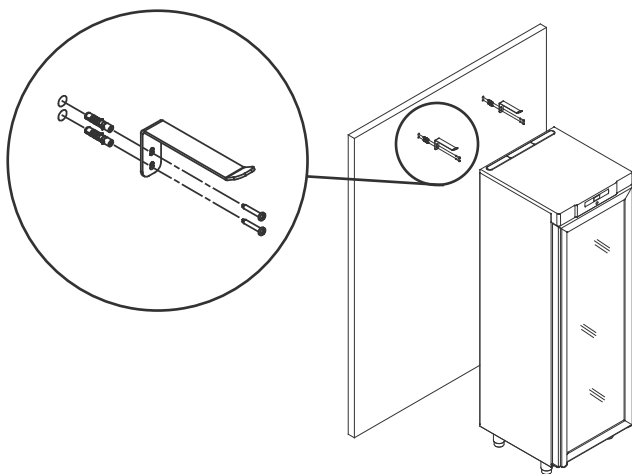


## Wandbeschlag

Wandbeschläge sind auf Wunsch erhältlich. Mit ihnen kann das Gerät ohne Bodenkontakt angebracht werden. Eine Anleitung zur Wandmontage des BIOBASIC 210 findet Sie unten. Bei der Wandmontage der Modelle 310 und 410 ist ebenso vorzugehen.

**HINWEIS:** Dies gilt für die Modelle 210/310/410.

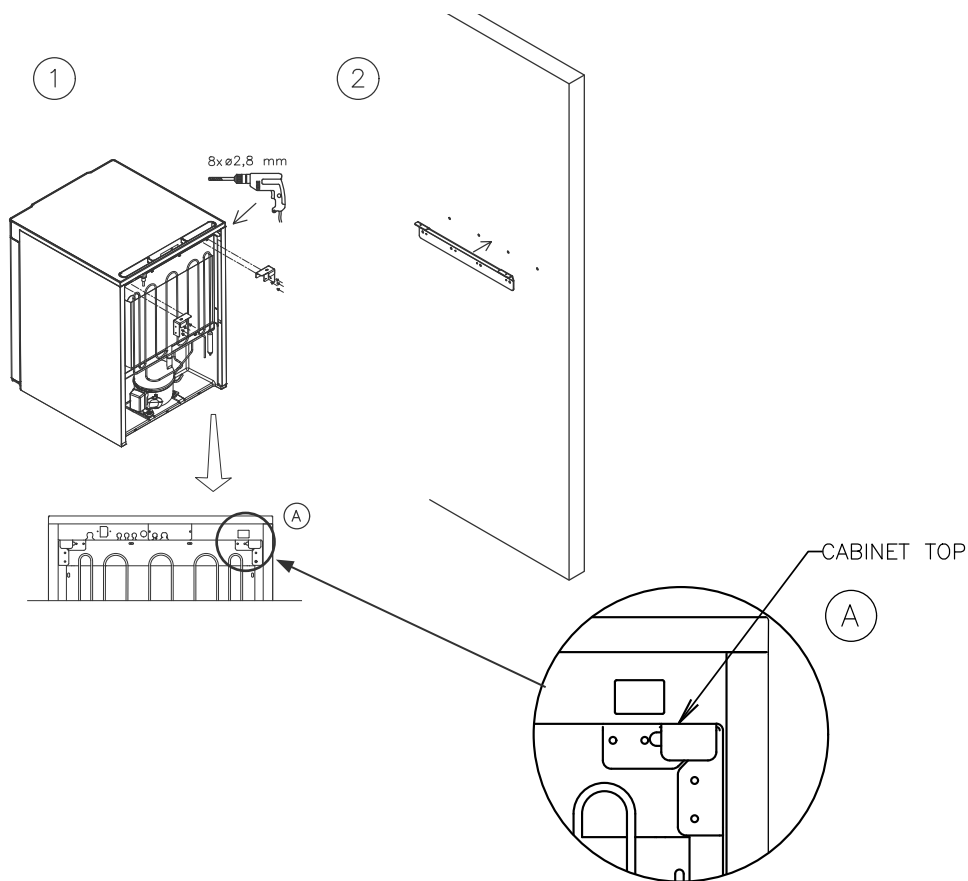


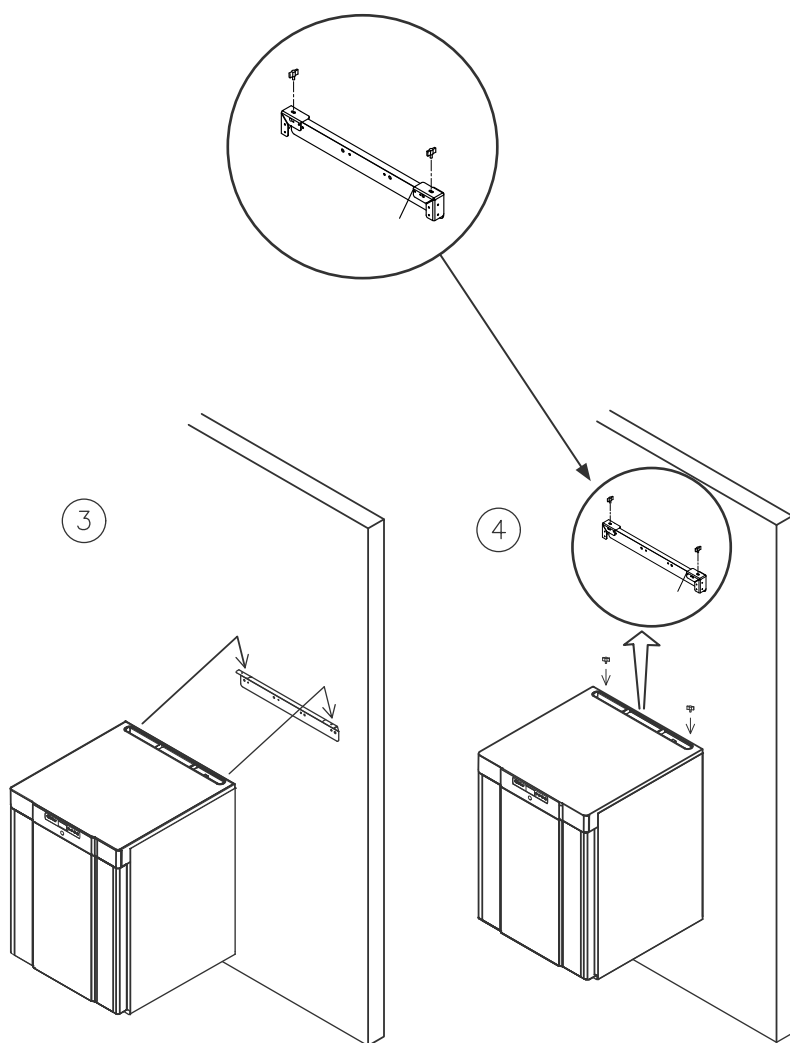

## Umgebung



Das Gerät muss gemäß den nachstehenden Abbildungen installiert werden.

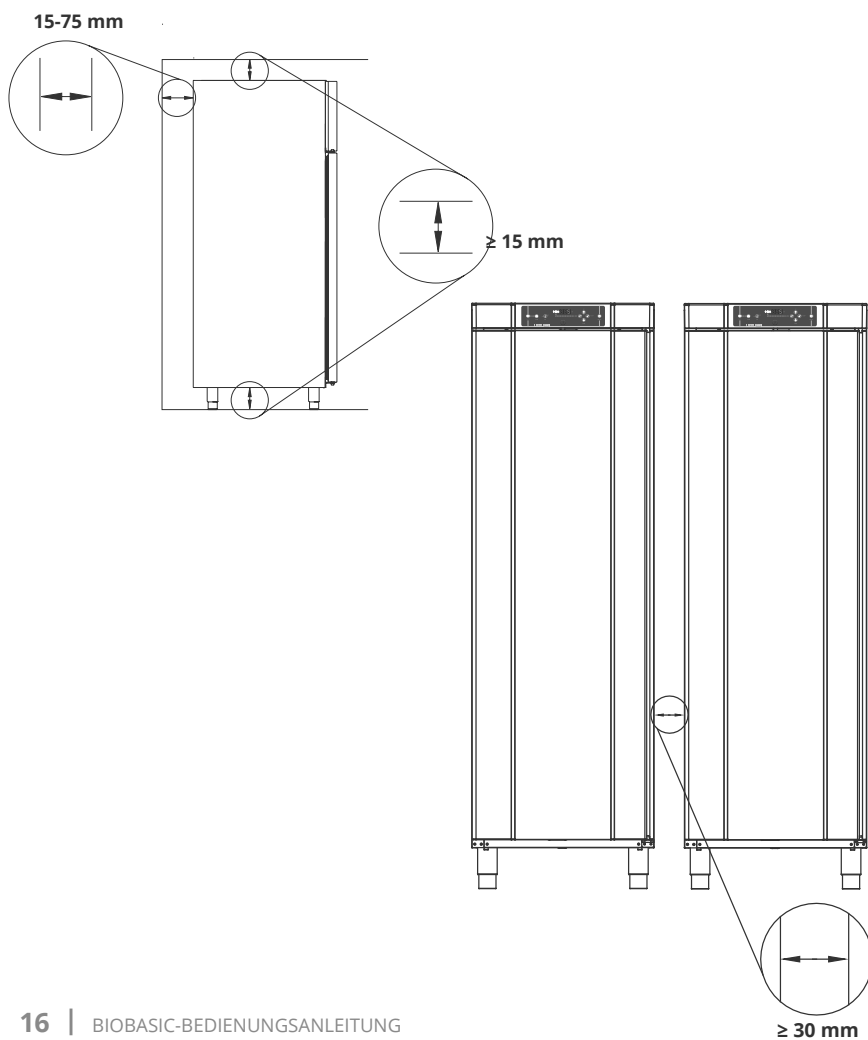



## Produktprüfung



Vor Inbetriebnahme des Geräts ist eine Sichtprüfung durchzuführen.


Überprüfen Sie das Gerät auf seine strukturelle Unversehrtheit. Türrahmen und Türen sollten nicht beschädigt sein, Dichtungen ordnungsgemäß abdichten und Türen am Türrahmen bündig anliegen.

## Potentialfreier Kontakt



Die Abbildung unten zeigt die drei Anschlüsse für das Relais (z. B. mit CTS- oder anderen externen Überwachungssystemen). Bei den drei Anschlüssen handelt es sich um „Common“ (gemeinsamer Anschluss), „NO“ (Schließer) und „NC“ (Öffner).

**Sobald Spannung anliegt, aktiviert die Steuerung das Relais**, sodass es sowohl auf hohe als auch auf niedrige Temperaturalarmlar, Türalarme und Stromausfälle reagieren kann.



Anleitungen zur Einstellung der Alarmlar enthält der Abschnitt über die Steuerungseinstellungen.

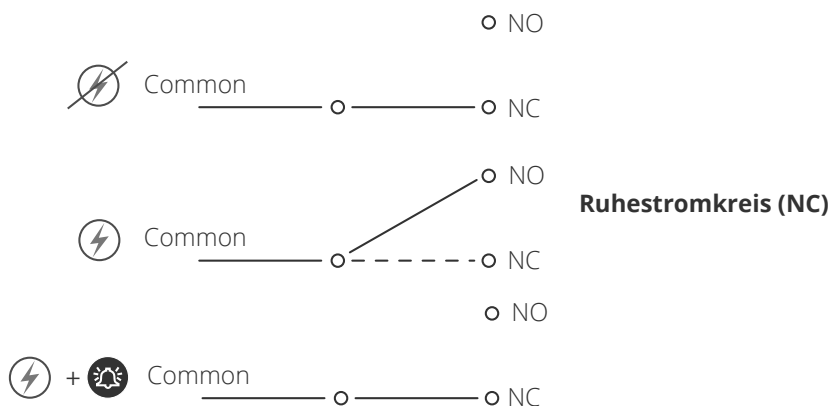

### Position des potentialfreien Kontakts für 210/310/410

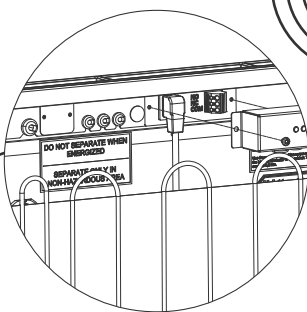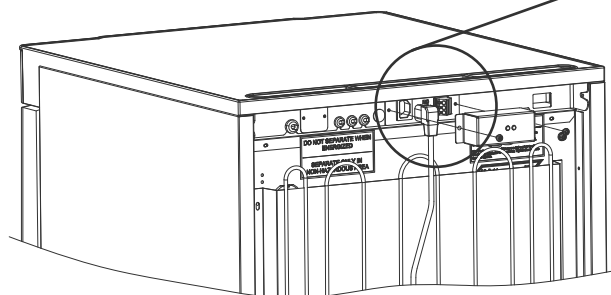

### Position des potentialfreien Kontakts für 600

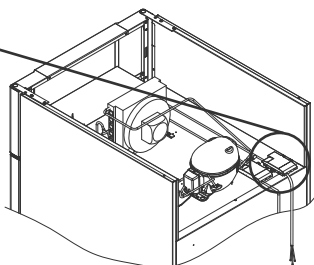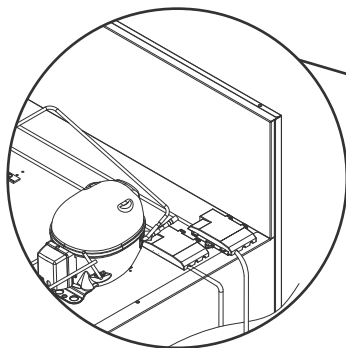

Der Anschluss des potentialfreien Kontakts sollte durch einen qualifizierten Installateur erfolgen.

---

## Stromanschluss



**Bei einer Aufstellung in einem normalen Szenario, das nicht den Vorschriften von EN 60079-0 für Zone 2 unterliegt:**

Das Gerät kann gemäß geltenden örtlichen Starkstrom-Vorschriften angeschlossen werden.

**Beachten Sie, dass es spezielle Vorschriften für Produkte gibt, die den Normen EN 60079-0 für Zone 2 und EN 60079-14 entsprechen: Explosionsgefährdete Bereiche – Planung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen entsprechen.**

Das Gerät wurde gemäß EN 60079-7: Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit „e“ und EN 60079-11: Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit „i“ hergestellt. Schutzart II 3G Ex ec ic IIB Tx Gc. Die zutreffende Zone ist Zone 2.

Soll das Gerät in einer Umgebung der Zone 2 aufgestellt werden, so sollte vor der Aufstellung fachmännischer Rat eingeholt oder die Aufstellung von Fachpersonal durchgeführt werden, damit eine Geräteaufstellung gemäß der aktuellen Richtlinien der Norm gewährleistet ist.

Das Gerät ist für den Anschluss an Wechselstrom vorgesehen. Die Anschlusswerte für Spannung (V) und Frequenz (Hz) sind auf dem Typen-/Nummernschild angegeben.



### **BIOBASIC 210, 310, 410**

Der Zugang zur Stromanschluss erfolgt über die Schutzabdeckung auf der Rückseite des Geräts. Schrauben Sie die Vorlastabdeckung ab, um auf die Netzversorgungsklemme zuzugreifen. Stellen Sie sicher, dass die Vorlastabdeckung nach dem Anschluss des Netzkabels wieder angebracht wird.


Die Blattfeder in der Vorlastabdeckung muss einrasten und den Kabelstecker wie in der Abbildung weiter unten dargestellt vorspannen.

### **BIOBASIC 600**


Das Netzkabel wird in den Klemmkasten auf der Rückseite des Geräts eingesteckt. Der Stecker wird anschließend durch einen Bügel am Klemmkasten fixiert.

**Hinweis:** Der Bügel muss eng am Stecker anliegen; siehe Abbildung.

Achten Sie in jedem Fall darauf, dass der Netzstecker vollständig in der Klemme am Gerät sitzt.

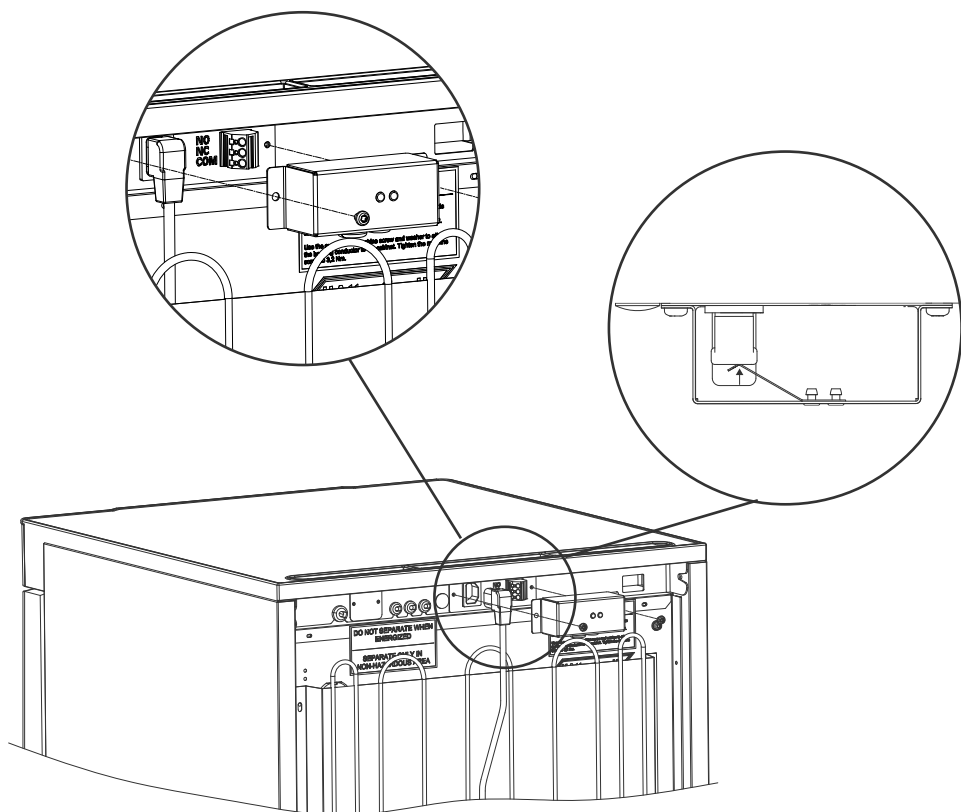

**An Gerät 210/310/410 angebrachtes Netzkabel**

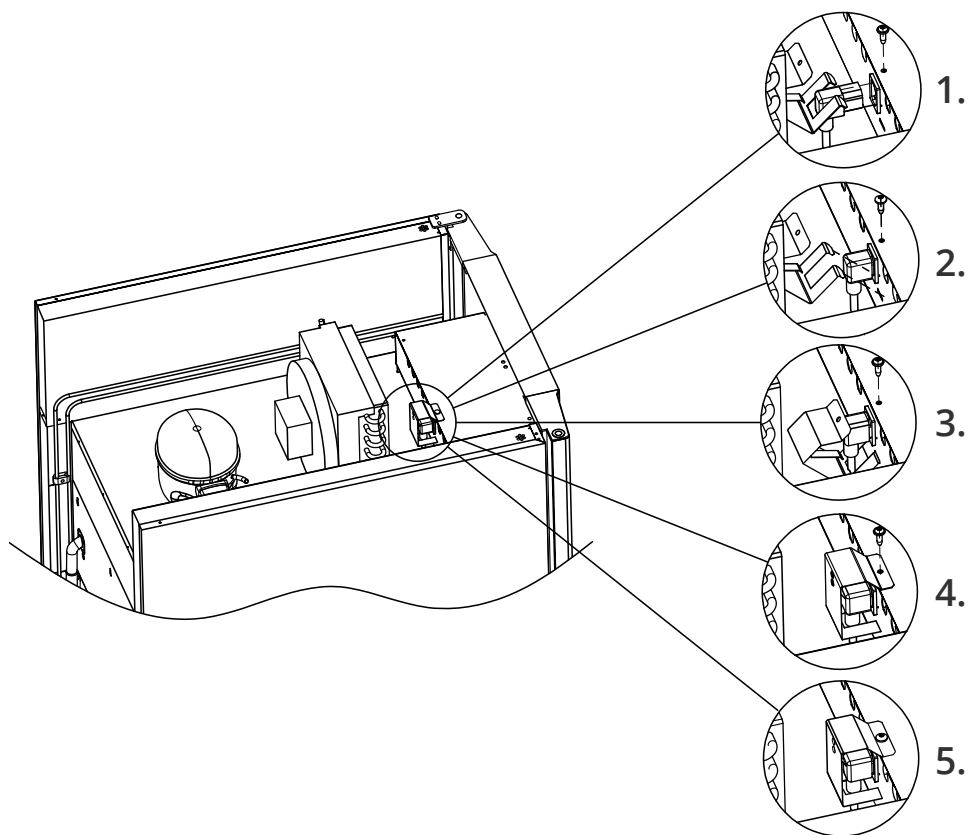

**An Gerät 600 angebrachtes Netzkabel**

---

Das Gerät ist an die externe Stromversorgung mittels einer geeigneten mechanischen Vorrichtung anzuschließen, die verhindert, dass Stecker und Steckdose unbeabsichtigt voneinander getrennt werden. Der Anschluss ist mit dem Hinweis zu versehen:

**“DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED”**

(“nicht trennen, wenn unter Spannung”).

Sicherungen und ähnliche Sicherheitsvorrichtungen dürfen niemals entfernt oder ausgetauscht werden, während das Gerät an einer Stromquelle angeschlossen ist. Der elektrische Klemmkasten darf niemals geöffnet werden, während das Gerät an einer Stromquelle angeschlossen ist. Die Startvorrichtung des Kompressors darf niemals ausgebaut werden, während das Gerät an einer Stromquelle angeschlossen ist. Die LED-Beleuchtung darf niemals ausgebaut werden, während das Gerät an einer Stromquelle angeschlossen ist. Werden elektrische Komponenten ausgebaut oder ausgetauscht, muss das Gerät in einen Bereich gebracht werden, in dem keine Entzündungsgefahr durch die elektrischen Komponenten oder Gase im Gerät besteht. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Stecker beschädigt ist. In solchen Fällen sollte das Gerät von einem von Gram BioLine autorisierten Wartungstechniker überprüft werden.

Siehe „EN 60079-14: Explosionsgefährdete Bereiche – Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen“ für Installationsvoraussetzungen in einer ATEX-Umgebung.

**In beiden Fällen**

Verwenden Sie einen dreiadrigen Stecker, wenn die Steckdose für einen dreiadrigen Stecker vorgesehen ist. Die Ader mit der grün-gelben Isolierung sollte mit der Erdungsklemme verbunden werden. Der Anschluss ans Stromnetz muss über eine Wandsteckdose erfolgen. Die Wandsteckdose sollte leicht zugänglich sein. Alle Erdungsanforderungen, die von den örtlichen Elektrizitätsbehörden vorgegeben werden, sind einzuhalten. Der Gerätestecker und die Wandsteckdose sollten ordnungsgemäß geerdet sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren lokalen Vertriebspartner oder an einen Elektrofachmann.



**- Technischer Support -**

Wenden Sie sich bei technischen Problemen stets an den technischen Support von Gram BioLine oder einen von Gram BioLine autorisierten Wartungspartner.



**- Für Ex-Umgebungen -**

Bei der Installation in einer EN 60079-14-konformen Umgebung können für dieses Produkt besondere Bedingungen für den sicheren Gebrauch gelten. Spezifikationen enthält das entsprechende Ex-Zertifikat.



**- Für Ex-Umgebungen -**

Offene Behälter im Aufbewahrungsraum können die ATEX-Zonenklassifizierung beeinträchtigen.

---

## Potentialausgleich



Bei der Installation in Bereichen der ATEX-Kategorie 3 Zone 2 ist ein Potentialausgleich zwingend erforderlich. Es reicht nicht aus, eine Schutzerdung über den Netzanschluss zu verwenden.

Um den Potentialausgleich des Geräts zu sichern, muss der montierte externe Potentialausgleichsleiter gemäß den nationalen Installationsanforderungen verwendet werden, z. B. EN 60079-14.


- Die Montage des Potentialausgleichsleiters sollte gemäß den folgenden Abbildungen erfolgen.
- Die Anschlussmöglichkeiten befinden sich auf der Rückseite des Geräts und weisen die Aufschrift "Attention – Equipotential bonding" (Achtung – Potentialausgleich) auf.
- Der Potentialausgleichsleiter sollte einen Querschnitt von mindestens 4 mm<sup>2</sup> haben.
- Verwenden Sie einen Ringkabelschuh, um einen geeigneten Potentialausgleich zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die mitgelieferte M5-Maschinenschraube und Unterlegscheibe, um den Potentialausgleichsleiter am Gerät zu befestigen. Ziehen Sie die Maschinenschraube auf 3,2 Nm an.

Der Potentialausgleich am Gerät wird auf den nächsten Seiten dargestellt.



**– ACHTUNG –**

Bitte beachten Sie, dass dies der einzige vom Hersteller zugelassene Ort für den Potentialausgleich ist.

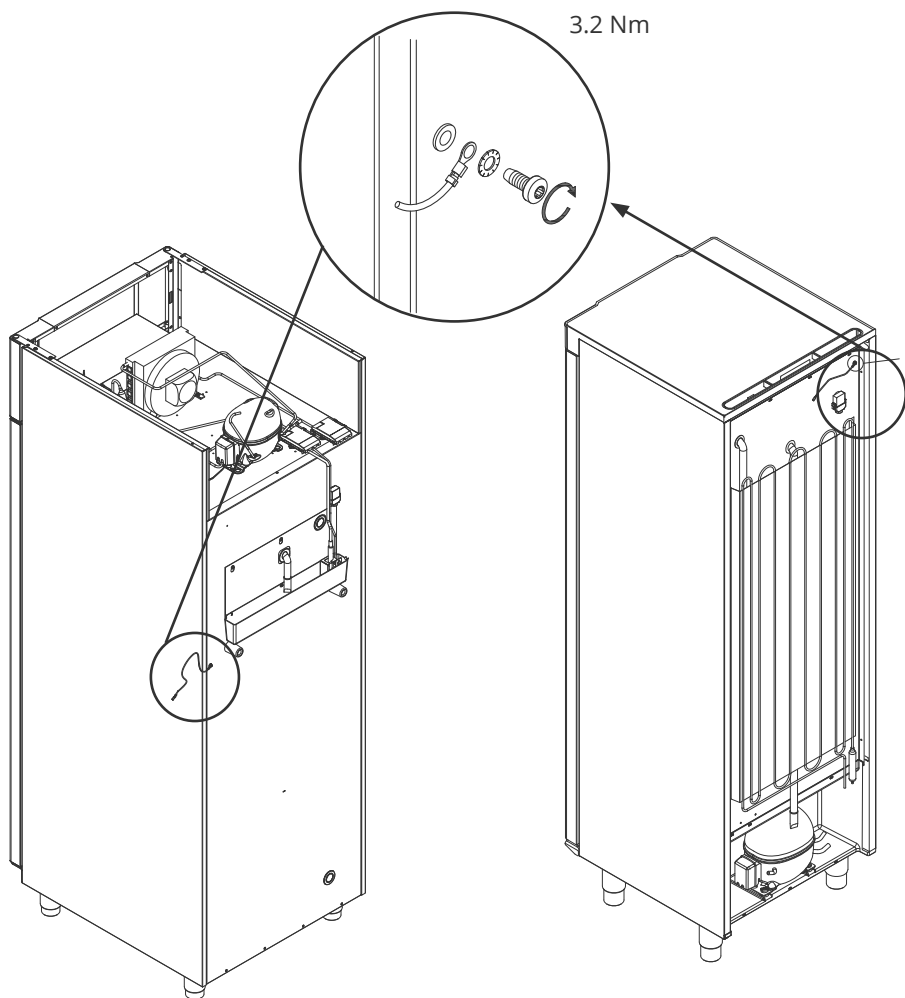


**BIOBASIC 600**

**BIOBASIC 210/310/410**

# Inbetriebnahme

## Steuerelemente des digitalen Displays

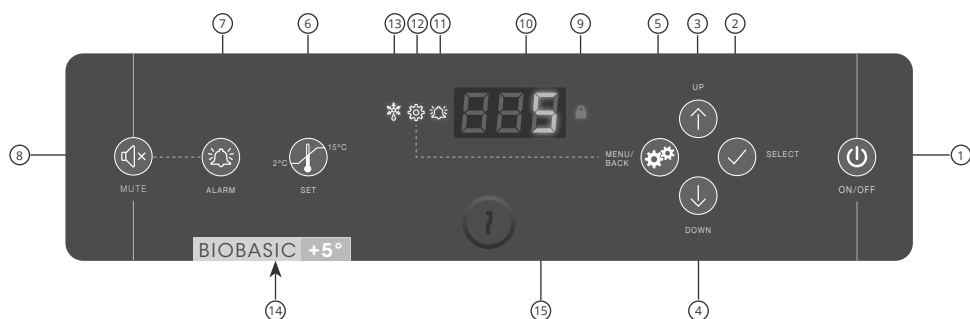

- |                                                                      |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ① Ein/Aus                                                            | ⑨ Tastensperre aktiviert                                            |
| ② Menüparameter auswählen oder bestätigen                            | ⑩ Display                                                           |
| ③ Navigiert in einem Menü nach oben/erhöht einen Wert                | ⑪ Alarm registriert                                                 |
| ④ Navigiert in einem Menü nach unten/senkt einen Wert                | ⑫ Parametereinstellungsmenü ist geöffnet                            |
| ⑤ Menü für Parametereinstellungen/ einen Schritt im Menü zurückgehen | ⑬ Abtauen läuft                                                     |
| ⑥ Solltemperatur-Einstellung                                         | ⑭ Optische Differenzierung zwischen Kühlschrank und Tiefkühlschrank |
| ⑦ Temperaturalarm-Einstellungen                                      | ⑮ Türschloss                                                        |
| ⑧ Alarm bestätigen, 5 Minuten stummschalten                          |                                                                     |



## Allgemeine Einführung in die Steuerungsschnittstelle

### Ein-/Ausschalten

Kurz auf  drücken, um das Gerät einzuschalten, und sechs Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.

### Hochfahren

Die Anzeige der Softwareversion und -variante erfolgt kurz nach dem Einschalten des Geräts. Es startet dann automatisch einen Abtauzyklus und beendet ihn nach einer Systemprüfung.

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die Temperatur angezeigt wird.

Das Gerät nimmt immer seinen Betrieb auf, nachdem es zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wurde, z. B. nach einem Stromausfall oder nach dem ersten Anschließen des Geräts.

### Solltemperatur-Anpassungen

Temperaturanpassungen erfolgen durch 6 Sekunden langes Gedrückthalten der Taste , wonach die Solltemperatur angezeigt wird. Stellen Sie die Solltemperatur durch Drücken von  oder  ein. Bestätigen Sie die Einstellungen durch Drücken von .

## Alarmeinstellungen

Halten Sie  6 Sekunden lang gedrückt, um die Alarmeinstellungen zu öffnen.

| Alarmeinstellungen  |  | Einheit | Erklärung                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | HL                                                                                | [°C]    | Alarmgrenze hohe Temperatur.<br>Code für aktivierten Alarm: [A2]     |
|                                                                                                      | LL                                                                                | [°C]    | Alarmgrenze niedrige Temperatur.<br>Code für aktivierten Alarm: [A3] |
|                                                                                                      | Hd                                                                                | [Min.]  | Verzögerung des Alarms bei hoher Temperatur                          |
|                                                                                                      | Ld                                                                                | [Min.]  | Verzögerung des Alarms bei niedriger Temperatur                      |
|                                                                                                      | dA                                                                                | Ein/Aus | Türalarm.<br>Code für aktivierten Alarm: [A1], [1=Ein/0=Aus]         |
|                                                                                                      | dAd                                                                               | [Min.]  | Türalarm-Verzögerung                                                 |
|                                                                                                      | BU                                                                                | Ein/Aus | Akustisches Signal für Alarmcodes [A1], [A2] und [A3]. [1=Ein/0=Aus] |



## Tasten und nützliche Tastenkombinationen

| Tasten                                                                                                                                                                                                                                                          | Betätigen für | Funktion                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                | –             | Alarm bestätigen, 5 Minuten stummschalten                                                                         |
|                                                                                                                                                                                | > 6 Sekunden  | Alarmeinstellungen aufrufen                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                | > 6 Sekunden  | Parametereinstellungen aufrufen                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                | > 6 Sekunden  | Solltemperatur-Wert einstellen/anzeigen                                                                           |
|  +                                                                                            | > 3 Sekunden  | Manueller Start oder Stopp eines Abtauzyklus                                                                      |
|  +                                                                                            | > 6 Sekunden  | Aktivierung/Deaktivierung der Tastensperre                                                                        |
|                                                                                                                                                                                | –             | Höchste aufgezeichnete Temperaturspitze anzeigen (seit der letzten Löschung des Alarm- und Temperaturverlaufs)    |
|                                                                                                                                                                                | –             | Niedrigste aufgezeichnete Temperaturspitze anzeigen (seit der letzten Löschung des Alarm- und Temperaturverlaufs) |
|  +                                                                                        | > 3 Sekunden  | Alarm- und Temperaturverlauf löschen und zurücksetzen                                                             |
|  +  +  | > 6 Sekunden  | Werkseinstellungen wiederherstellen                                                                               |

# Betriebsparameter



**- ACHTUNG -**  
Die Änderung von Betriebsparametern ohne die ausdrückliche Zustimmung von Gram BioLine kann unbeabsichtigte Auswirkungen auf die Leistung haben und zum Erlöschen der Garantie führen.

Halten Sie  sechs Sekunden lang gedrückt, um die Betriebsparameter aufzurufen.

| Betriebsparameter  | ↴                                                                                         | Einheit |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | cA                                                                                        | [K]     | Abgleich des A-Fühlers.<br>Referenzfühler für Kälte- und Alarmsystem    |
|                                                                                                     | d1                                                                                        |         | Anzahl der Abtauzyklen je 24 Stunden (werkseitig sind vier eingestellt) |
|                                                                                                     | d2                                                                                        | [°C]    | Abschalttemperatur im Verdampfer während des Abtauens                   |
|                                                                                                     | Li                                                                                        | Ein/Aus | *Nur für Glastürmodelle* – Licht ein- oder ausschalten                  |
|                                                                                                     | tEr  ↴ |         | Relais-/Komponententest                                                 |
|                                                                                                     | tC                                                                                        | [°C]    | Kompressorrelais prüfen                                                 |
|                                                                                                     | tF                                                                                        | [Min.]  | Verdampferlüfter prüfen                                                 |
|                                                                                                     | td                                                                                        | [Min.]  | Abtauelementrelais prüfen (RF-Modelle)                                  |
|                                                                                                     | tL                                                                                        | Ein/Aus | Test                                                                    |
|                                                                                                     | tA                                                                                        | [Min.]  | Alarmrelais prüfen (wird potentialfrei geschaltet)                      |
|                                                                                                     | tdP                                                                                       | Ein/Aus | Display prüfen                                                          |
| Auslesen der Fühler                                                                                 | P-A                                                                                       | [°C]    | Prüfausgabe des A-Fühlers                                               |
|                                                                                                     | P-B                                                                                       | [°C]    | Prüfausgabe des B-Fühlers                                               |

## Fehlermeldungen

| Display-Code | Erklärung                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 0 -        | Tür ist offen                                                                                                                                                                                  |
| [A1]         | Türalarm „dAd“ wurde aktiviert                                                                                                                                                                 |
| [A2]         | Alarm bei hoher Temperatur „HL“ ist oder wurde aktiviert                                                                                                                                       |
| [A3]         | Alarm bei niedriger Temperatur „LL“ ist oder wurde aktiviert                                                                                                                                   |
| F1           | Fehler am Haupt-Gerätefühler. Der Gerätebetrieb wird durch das Notfallprogramm des Kältesystems aufrechterhalten. Die Temperaturstabilität ist beeinträchtigt. <b>Wartung ist erforderlich</b> |
| F2           | Fehler am Verdampferfühler. <b>Wartung ist erforderlich</b>                                                                                                                                    |



### - ACHTUNG -

Um eine maximale sichere Aufbewahrung zu gewährleisten, müssen Hoch- und Niedrig-Temperatur-Alarme, die in der Steuerung des Geräts eingestellt werden, durch zusätzliche redundante, unabhängige externe Alarme ergänzt werden.

Anweisungen zum Anschluss des potentialfreien Kontakts finden Sie im Abschnitt „Installation“.

### Verriegelnde Alarme: [A2], [A3]

Aufgrund der möglichen Auswirkungen von Alarmen leuchtet das rote Alarmglockensymbol zusammen mit dem entsprechenden Alarmcode im Display auf. Der Alarmzustand bleibt aktiviert, bis er durch Drücken von  bestätigt wird.

---

## Fühlerabgleich (Offset)

Der Fühlerabgleich wird dann verwendet, wenn es zwischen dem tatsächlichen Gerätebetrieb und den Kontrollmessungen durch unabhängige Temperaturmesssysteme zu Abweichungen kommt.

Mit dem A-Fühler wird das Kältesystem des Geräts gesteuert. Er ist außerdem der Referenzfühler für das Display und für Alarme.

Ein Abgleich des A-Fühlers wird dann vorgenommen, wenn die Ist-Temperatur im Innenraum des Geräts, trotz Berücksichtigung der Hysterese, nicht mit dem Sollwert übereinstimmt. Der Abgleich des A-Fühlers wird unter dem Menüpunkt „cA“ vorgenommen.

### Abgleichen des A-Fühlers

- ↳ Halten Sie  mehr als 6 Sekunden lang gedrückt.
- ↳ Drücken Sie , um „cA“ auszuwählen.
- ↳ Drücken Sie zum Abgleichen des A-Fühlers  + .
- ↳ Drücken Sie , um den eingestellten Wert zu bestätigen.

Der A-Fühler ist nun abgeglichen. Fahren Sie mit den anderen Parametern fort, indem Sie  drücken und dann mit  oder  navigieren.

- ↳ Verlassen Sie das Benutzermenü, indem Sie  drücken, bis die Gerätetemperatur im Display angezeigt wird.

## Praktisches Beispiel des Abgleichens



### **Beispiel 1 – Die Temperatur im Innenraum des Geräts liegt unterhalb des eigentlichen Sollwerts.**

Mit einem Sollwert von +4 °C liegt die Ist-Temperatur im Innenraum des Geräts zwischen +2 und +4 °C. Der gewünschte Temperaturbereich liegt zwischen +3 und +5 °C.

Dies bedeutet, dass in diesem Fall Parameter „cA“ um -1,0 K reguliert werden muss, damit das Kältesystem 1,0 K früher stoppt und 1,0 K später startet als es der Sollwert andernfalls normalerweise vorgeben würde.

### **Beispiel 2 – Die Temperatur im Innenraum des Geräts liegt oberhalb des eigentlichen Sollwerts.**

Mit einem Sollwert von +4 °C liegt die Ist-Temperatur im Innenraum des Geräts zwischen +4 und +6 °C. Der gewünschte Temperaturbereich liegt zwischen +3 und +5 °C.

Dies bedeutet, dass in diesem Fall Parameter „cA“ um 1,0 K reguliert werden muss, damit das Kältesystem 1,0 K später stoppt und 1,0 K früher startet als es der Sollwert andernfalls normalerweise vorgeben würde.

# Bestimmungsgemäße Verwendung




Das Gerät ist nicht für die Lagerung von Proben geeignet, die Dämpfe abgeben, da dies eine Korrosionsgefahr für das Gerät und seine Komponenten darstellt.




Alle Proben, die nicht verkapselt oder verpackt im Gerät gelagert werden, sollten abgedeckt werden, um die Korrosionsgefahr für das Gerät und seine Komponenten zu reduzieren.

Das Innere des Geräts darf keinen korrosiven Atmosphären ausgesetzt werden.

Proben sollten im Gerät gleichmäßig, mit minimaler Schichten-Dicke und maximaler Oberfläche verteilt werden. Zugleich sollte die Luft frei zwischen den Proben zirkulieren können.

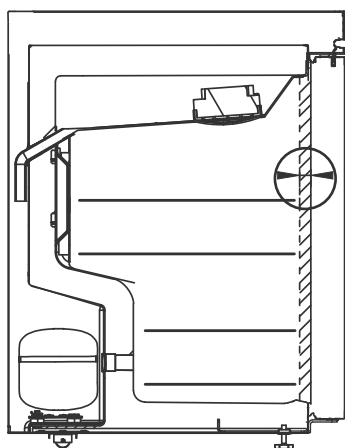

Zwischen dem inneren Teil der Tür und den gelagerten Proben muss ein Abstand von 20 mm vorhanden sein, um einen Luftstrom an der Vorderseite des Geräts zu ermöglichen.

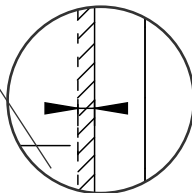





Proben, die oben, unten oder ganz vorn im Gerät gelagert werden, behindern die Luftzirkulation, wodurch die Geräteleistung vermindert wird.

Halten Sie die markierten Bereiche im Gerät (siehe Abbildung) von allen Proben frei, um eine angemessene Luftzirkulation und folglich Kühlung zu gewährleisten.

Platzieren Sie keine Proben unterhalb der untersten Regalbefestigung.

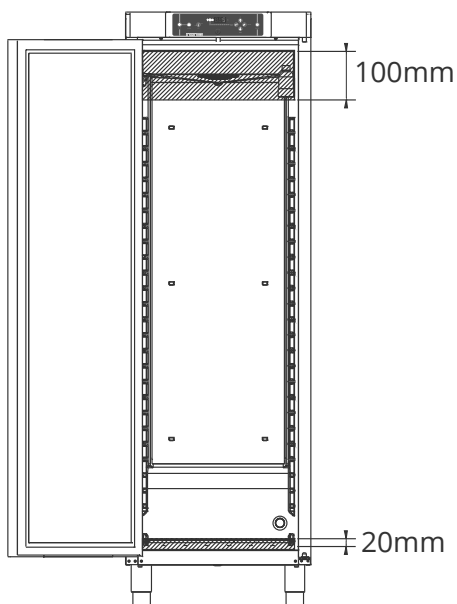

**BIOBASIC 210/310/410**

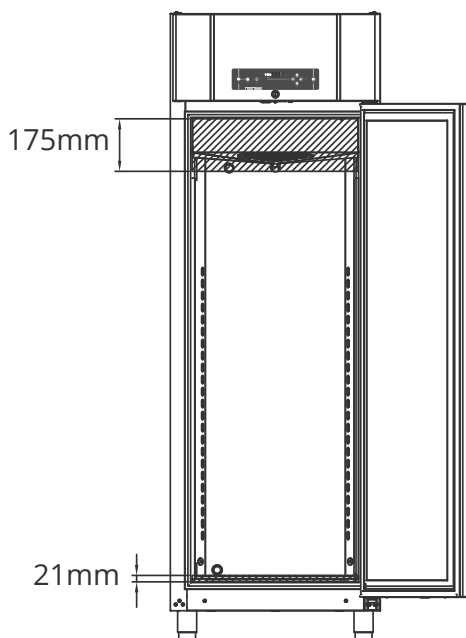


**BIOBASIC 600**

## Türdichtungen

Türdichtungen sind ein wichtiger Teil des Geräts. Sind sie nicht voll funktionsfähig, wird die Abdichtung des Geräts mit der Tür beeinträchtigt.

Fehlerhafte Abdichtungen können zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Aufbewahrungsraum, einem vereisten Verdampfer (und folglich zu einer geringeren Kühlleistung) und in einigen Fällen sogar zur Verkürzung der Lebensdauer des Geräts führen. Es ist daher äußerst wichtig, auf den Zustand der Türdichtungen zu achten. Regelmäßige Inspektionen werden empfohlen.

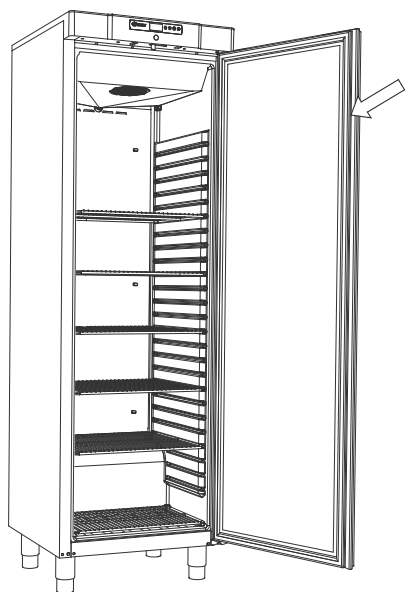

Türdichtungen sollten in regelmäßigen Abständen mit einer milden Seifenlösung gereinigt werden.

Ist ein Austausch einer Dichtung erforderlich, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Gram BioLine-Vertriebspartner.

# Allgemeine Informationen

## Verantwortung

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise sorgfältig durch. Sie enthalten Informationen zur technischen Sicherheit und der Verantwortung im Rahmen der Nutzung von Produkten von Gram BioLine.



Die Garantie kann erlöschen, wenn das Gerät nicht entsprechend seinem Verwendungszweck oder anderweitig nicht den Vorgaben der Bedienungsanleitung entsprechend verwendet wird.



Beschädigte Teile müssen durch Originalteile von Gram BioLine ersetzt werden. Gram BioLine kann die funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen an dem Gerät nur dann gewährleisten, wenn das Obengenannte eingehalten wird.



Das Gerät sollte mindestens einmal jährlich von einem von Gram BioLine autorisierten Techniker überprüft werden.

## Wartung



### - WARNUNG -

NICHT IN EINEM BEREICH ÖFFNEN, WARTEN ODER INSTANDHALTEN, IN DEM EINE EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ATMOSPHÄRE VORHANDEN IST

Das Kältesystem sowie der hermetisch geschlossene Kompressor benötigen keine Wartung.

Der Kondensator und der Luftfilter müssen jedoch regelmäßig gereinigt werden. Bei Ausfall des Kältesystems sollte zunächst überprüft werden, ob das Gerät versehentlich abgeschaltet wurde oder ob eine Sicherung durchgebrannt ist.

Kann die Ursache des Ausfalls nicht gefunden werden, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Typs und der Seriennummer an Ihren Vertriebspartner. Diese Angaben befinden sich auf dem Typen-/Nummernschild.



### - Bei der Wartung -


Achten Sie darauf, dass das Gerät von der Steckdose getrennt ist, bevor das Gerät gewartet wird. Es reicht nicht aus, das Gerät mit der Taste „Ein/Aus“  auszuschalten. Einige elektrische Bauteile des Geräts stehen weiterhin unter Strom.




Beachten Sie, dass Geräte, in denen Kohlenwasserstoffe (HC) als Kältemittel verwendet werden, eine besondere Handhabung durch qualifizierte Techniker erfordern können.

# Typen-/Nummernschild

Das Typen-/Nummernschild befindet sich auf der Innenseite des Aufbewahrungsraums. Einen Verweis auf die genaue Position finden Sie unten.

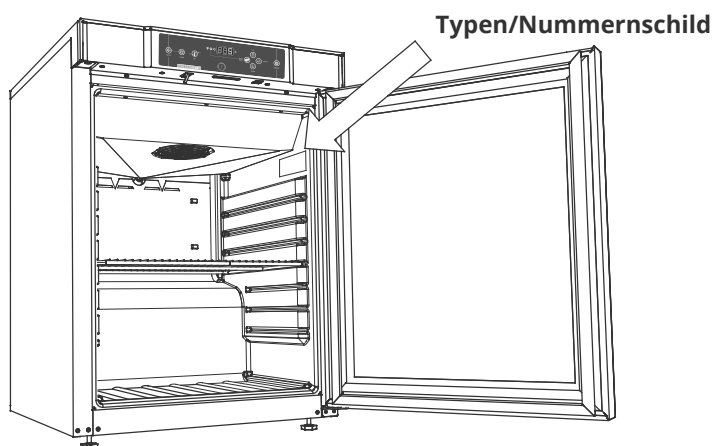

**BIOBASIC 210/310/410**

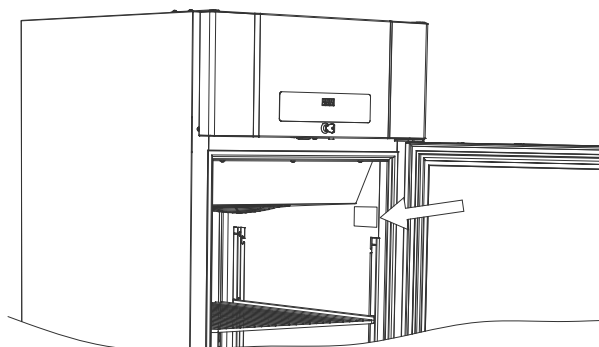


**BIOBASIC 600**

# Durchführung

---


Alle Durchführungen sind auf dieselbe Weise konstruiert und bestehen aus einem konischen Polystyrenstopfen (1), von der Geräte-Rückseite aus angebracht, und einer Kunststoffkappe (2), vom Geräte-Innenraum aus angebracht.

**Hinweis:** Es ist äußerst wichtig, den Polystyrenstopfen und die Kunststoffkappe nach Anbringung des Fühlers, der Sonde usw. wieder anzubringen. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Geräteleistung oder zu Fehlfunktionen im Gerät kommen.

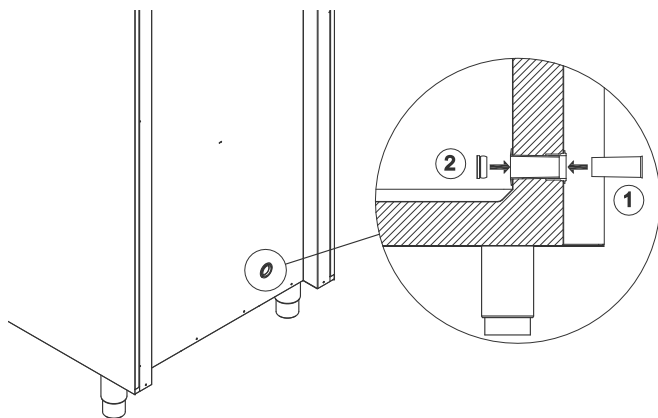



Durchführungen sind auf dem Schrank deutlich mit „Durchführung“ gekennzeichnet. Positionen finden Sie weiter unten.

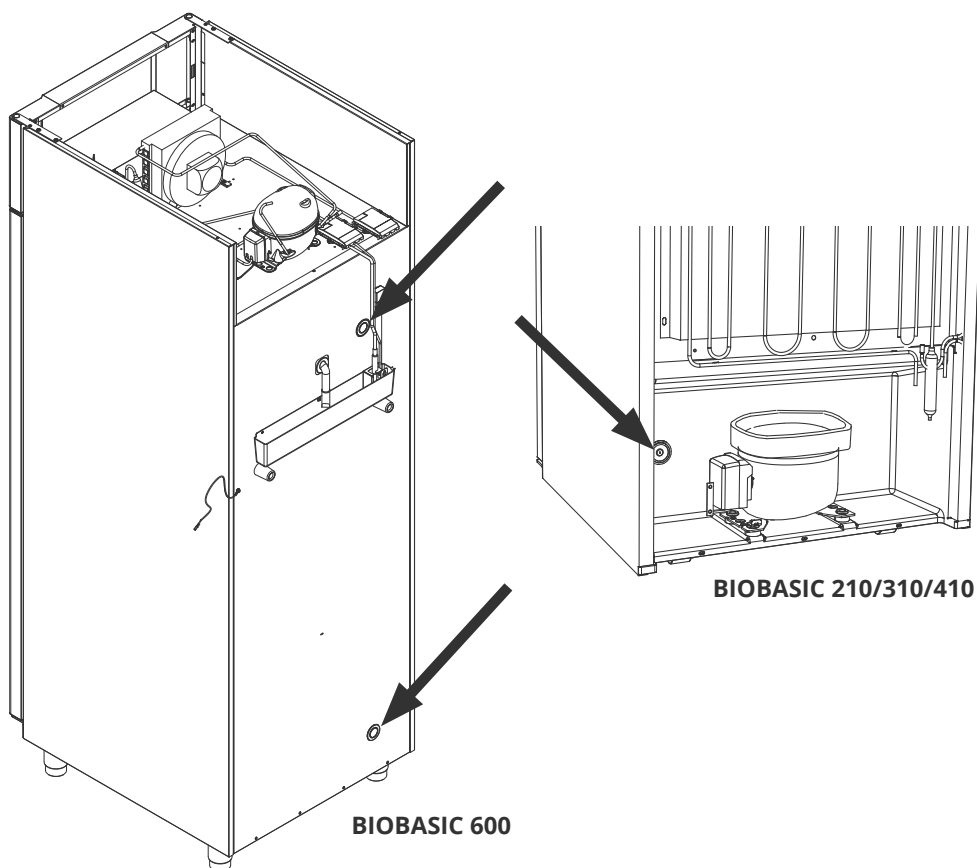


# Regelmäßige Wartung

## Reinigung

Der Innenraum des Geräts sollte in regelmäßigen Abständen mit einer milden Seifenlösung gereinigt (max. 85 °C) und vor Wiederinbetriebnahme gründlich überprüft werden.

Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von  $5 \pm 1$  können verwendet werden, wenn eine milde Seifenlösung und/oder Wasser zum Einsatz kommen, um Substanzen zu entfernen, die Komponenten oder Oberflächen des Geräts beschädigen könnten. Das Reinigungsmittel sollte mit Materialien wie Stahl, Legierungen, Blech, Lack und Kunststoffen kompatibel sein.

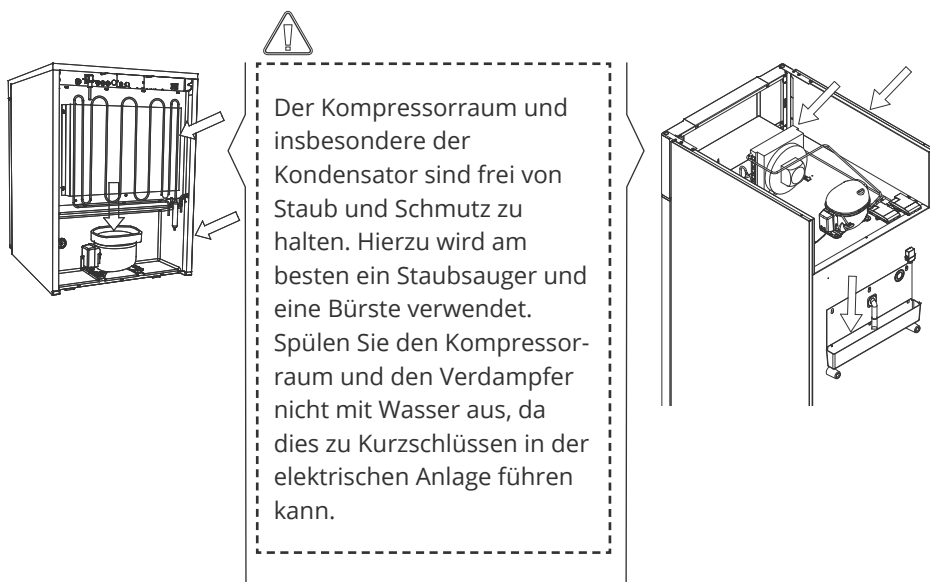



Es wird empfohlen, die Wiederverdunstungsschale regelmäßig auf Fremdkörper zu überprüfen und entsprechend zu reinigen.

Achten Sie beim Reinigen darauf, dass das Wiederverdunstungsrohr sowie die Heizung (in der Schale) nicht beschädigt werden.



Reinigungsmittel, die Chlor oder Chlorverbindungen enthalten, sowie andere korrosive Mittel dürfen nicht verwendet werden, da diese auf den Edelstahlplatten des Geräts und im Verdampfersystem zu Korrosion führen können.



Das Gerät darf während der Reinigung nicht an einer Stromquelle angeschlossen sein.

# Wichtig

---



Das Geräte-Gehäuse, der Kompressorraum sowie das Innere können scharfe Kanten aufweisen. Gehen Sie im Umgang mit dem Gerät mit der gebührenden Sorgfalt vor. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen. Es besteht Quetschgefahr in dem Spalt zwischen Tür und Gerät. Gehen Sie beim Öffnen und Schließen der Gerätetür mit der gebührenden Sorgfalt vor. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen. Es besteht Quetschgefahr im Schubladen-Rack zwischen den Schubladen und dem Innenraum des Geräts. Gehen Sie beim Verwenden der Schubladen mit der gebührenden Sorgfalt vor. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

Das Gerät kann sich unerwartet bewegen, wenn Rollen nicht arretiert werden. Stellen Sie die Rollen nach der Aufstellung fest. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

Die Wiederverdunstungsschale, die Heizung der Wiederverdunstungsschale, die Kapillarrohre und Kompressoren entwickeln während des Betriebs beträchtliche Wärme. Achten Sie darauf, dass sich diese Komponenten ausreichend abgekühlt haben, bevor Sie sie berühren. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

Der Verdampfer entwickelt während des Betriebs eine erhebliche Kälte. Achten Sie darauf, dass sich der Verdampfer ausreichend erwärmt hat, bevor Sie ihn berühren. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

Der Lüfter kann während des Betriebs Verletzungen verursachen. Vermeiden Sie die Berührung des Lüfters, solange das Gerät am Stromnetz angeschlossen ist. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen führen.

Betreiben Sie im Inneren des Geräts keine elektrischen Geräte.

Nicht genehmigte Änderungen am Gerät können zum Erlöschen der Garantie führen.



## Entsorgung

Bei Gram BioLine setzen wir uns für ökologische Nachhaltigkeit ein und halten die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) vollständig ein. Elektro und Elektronikgeräte (EEE) enthalten Materialien, Komponenten und Stoffe, die sich auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich auswirken können, wenn sie als Abfall (WEEE) nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Bei der Entsorgung des Geräts in einem EU-Mitgliedstaat sollte dies gemäß den Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) erfolgen.



Bei Produkten, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, handelt es sich um Elektro- und Elektronikgeräte. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Abfälle dieser Art nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat gesammelt werden müssen.

Dieser Kühlschrank oder Gefrierschrank wurde speziell für biowissenschaftliche Zwecke entwickelt. Daher ist es wichtig, den Schrank gründlich zu reinigen, um sicherzustellen, dass keine Rückstände oder schädlichen Substanzen zurückbleiben. Obwohl es gemäß der WEEE-Richtlinie nicht erforderlich ist, die Reinigung zu dokumentieren, gilt es als bewährte Praxis, sicherzustellen, dass der Kühlschrank vor dem Recycling oder der Entsorgung frei von Verunreinigungen ist. Dies schützt die Personen, die das Gerät handhaben, und gewährleistet einen sicheren und umweltfreundlichen Recyclingprozess. Die korrekte Entsorgung und das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten tragen zur Abfallreduzierung und zur Minimierung der Umweltbelastung bei. Durch die Einhaltung ordnungsgemäßer Handhabungspraktiken unterstützt Ihre Organisation die Vermeidung von Umweltverschmutzung und den Ressourcenschutz. Recycelte Materialien werden sortiert, gereinigt und zur Wiederverwendung aufbereitet, wodurch Nachhaltigkeit gefördert und der Bedarf an neuen Rohstoffen reduziert wird.



Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Gram BioLine, um professionelle Unterstützung und Beratung zu erhalten.

# Datenblatt

---

## Allgemeine Daten: BIOBASIC 210, 310, 410

| Technische Spezifikationen | Daten                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Anschluss                  | 230 VAC, 50 Hz                                           |
| Steuerung                  | Gram BIOBASIC MPC-46                                     |
| Alarmer                    | Akustische und visuelle Temperatur- und Türalarmer       |
| Alarm-Ports                | Potentialfreier Kontakt (230 VAC/8 A)                    |
| Durchführung               | 1 Stk. ø 24 mm                                           |
| Tür                        | Türanschlag rechts oder links                            |
| Material innen             | Polystyrol                                               |
| Material außen             | Weiß lackiertes Stahlblech                               |
| Wandstärke                 | 52 mm                                                    |
| Isolierung                 | Polyrethanschaum mit HFC-freiem Cyclopenthan-Treibmittel |
| Umluftsystem               | Gram BioLine-Luftverteilungssystem                       |
| IP-Klasse                  | IP21                                                     |



## BIOBASIC RR210 – mit Massivtür

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | +2/+15 °C                                                                               |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+35 °C                                                                              |
| SW-Variante                          | K72                                                                                     |
| K-Wert                               | 0,36 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                              |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc                                                                |
| Bruttovolumen                        | 125 Liter                                                                               |
| Nettovolumen                         | 104 Liter                                                                               |
| Abmessungen – H x B x T              | 830 x 595 x 640 mm                                                                      |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Luftabtauung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                                   |
| Kältemittelfüllung                   | 33 g                                                                                    |
| Kälteleistung bei -10 °C             | 154 Watt                                                                                |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                     |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 0,43 kWh/24h                                                                            |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 97 Watt                                                                                 |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 26 Watt                                                                                 |
| Nennverbrauch                        | 95,1 Watt                                                                               |
| Startstrom                           | 7,6 A                                                                                   |
| Geräuschniveau                       | 33,3 dB(A)                                                                              |

## BIOBASIC RR210 – mit Glastür

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | +2/+15 °C                                                                               |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+32 °C                                                                              |
| SW-Variante                          | K73                                                                                     |
| K-Wert                               | 0,36 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                              |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc                                                                |
| Bruttovolumen                        | 125 Liter                                                                               |
| Nettovolumen                         | 104 Liter                                                                               |
| Abmessungen – H x B x T              | 830 x 595 x 640 mm                                                                      |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Luftabtauung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                                   |
| Kältemittelfüllung                   | 33 g                                                                                    |
| Kälteleistung bei -10 °C             | 154 Watt                                                                                |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                     |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 0,79 kWh/24h                                                                            |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 102 Watt                                                                                |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 41 Watt                                                                                 |
| Nennverbrauch                        | 100,1 Watt                                                                              |
| Startstrom                           | 7,6 A                                                                                   |
| Geräuschniveau                       | 33,6 dB(A)                                                                              |



## BIOBASIC RR310 – mit Massivtür

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | +2/+15 °C                                                                               |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+35 °C                                                                              |
| SW-Variante                          | K72                                                                                     |
| K-Wert                               | 0,36 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                              |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc                                                                |
| Bruttovolumen                        | 218 Liter                                                                               |
| Nettovolumen                         | 189 Liter                                                                               |
| Abmessungen – H x B x T              | 1220 x 595 x 640 mm                                                                     |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Luftabtauung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                                   |
| Kältemittelfüllung                   | 45 g                                                                                    |
| Kälteleistung bei -10 °C             | 154 Watt                                                                                |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | –                                                                                       |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 0,51 kWh/24h                                                                            |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 93,7 Watt                                                                               |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 27,6 Watt                                                                               |
| Nennverbrauch                        | 99,1 Watt/0,9 A                                                                         |
| Startstrom                           | 7,6 A                                                                                   |
| Geräuschniveau                       | 34,1 dB(A)                                                                              |

## BIOBASIC RR310 – mit Glastür

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | +2/+15 °C                                                                               |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+32 °C                                                                              |
| SW-Variante                          | K73                                                                                     |
| K-Wert                               | 0,36 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                              |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc                                                                |
| Bruttovolumen                        | 218 Liter                                                                               |
| Nettovolumen                         | 189 Liter                                                                               |
| Abmessungen – H x B x T              | 1220 x 595 x 640 mm                                                                     |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Luftabtauung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                                   |
| Kältemittelfüllung                   | 45 g                                                                                    |
| Kälteleistung bei -10 °C             | 154 Watt                                                                                |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                     |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 0,90 kWh/24h                                                                            |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 93,7 Watt                                                                               |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 27,6 Watt                                                                               |
| Nennverbrauch                        | 101,1 Watt/0,9 A                                                                        |
| Startstrom                           | 7,6 A                                                                                   |
| Geräuschniveau                       | 35,2 dB(A)                                                                              |



## BIOBASIC RR410 – mit Massivtür

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | +2/+15 °C                                                                               |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+35 °C                                                                              |
| SW-Variante                          | K70                                                                                     |
| K-Wert                               | 0,35 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                              |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc                                                                |
| Bruttovolumen                        | 346 Liter                                                                               |
| Nettovolumen                         | 312 Liter                                                                               |
| Abmessungen – H x B x T              | 1876 x 595 x 640 mm                                                                     |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Luftabtauung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                                   |
| Kältemittelfüllung                   | 51 g                                                                                    |
| Kälteleistung bei -10 °C             | 226 Watt                                                                                |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                     |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 0,59 kWh/24h                                                                            |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 109,6 Watt                                                                              |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 26 watt – 19 Watt                                                                       |
| Nennverbrauch                        | 113 Watt/0,8 A                                                                          |
| Startstrom                           | 6,4 A                                                                                   |
| Geräuschniveau                       | 33,2 dB(A)                                                                              |

## BIOBASIC RR410 – mit Glastür

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | +2/+15 °C                                                                               |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+32 °C                                                                              |
| SW-Variante                          | K73                                                                                     |
| K-Wert                               | 0,35 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                              |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc                                                                |
| Bruttovolumen                        | 346 Liter                                                                               |
| Nettovolumen                         | 312 Liter                                                                               |
| Abmessungen – H x B x T              | 1876 x 595 x 640 mm                                                                     |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Luftabtauung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                                   |
| Kältemittelfüllung                   | 51 g                                                                                    |
| Kälteleistung bei -10 °C             | 207 Watt                                                                                |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                     |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 1,31 kWh/24h                                                                            |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 109,6 Watt                                                                              |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 30,2 Watt                                                                               |
| Nennverbrauch                        | 113 W/0,8 A                                                                             |
| Startstrom                           | 6,4 A                                                                                   |
| Geräuschniveau                       | 33,7 dB(A)                                                                              |



## BIOBASIC RF210

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | -25/-5 °C                                                                          |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+35 °C                                                                         |
| SW-Variante                          | F70                                                                                |
| K-Wert                               | 0,36 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                         |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                              |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc                                                           |
| Bruttovolumen                        | 125 Liter                                                                          |
| Nettovolumen                         | 104 Liter                                                                          |
| Abmessungen – H x B x T              | 830 x 595 x 640 mm                                                                 |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Heizung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                              |
| Kältemittelfüllung                   | 30 g                                                                               |
| Kälteleistung bei -25 °C             | 159 Watt                                                                           |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 1,47 kWh/24h                                                                       |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 145,9 Watt                                                                         |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 63,9 Watt                                                                          |
| Nennverbrauch                        | 133 Watt/1,1 A                                                                     |
| Startstrom                           | 6,6 A                                                                              |
| Geräuschniveau                       | 37,7 dB(A)                                                                         |

## BIOBASIC RF310

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | -25/-5 °C                                                                          |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+35 °C                                                                         |
| SW-Variante                          | F70                                                                                |
| K-Wert                               | 0,36 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                         |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                              |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc                                                           |
| Bruttovolumen                        | 218 Liter                                                                          |
| Nettovolumen                         | 189 Liter                                                                          |
| Abmessungen – H x B x T              | 1220 x 595 x 640 mm                                                                |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Heizung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                              |
| Kältemittelfüllung                   | 35 g                                                                               |
| Kälteleistung bei -25 °C             | 204 Watt                                                                           |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 1,56 kWh/24h                                                                       |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 141,5 Watt                                                                         |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 70,5 Watt                                                                          |
| Nennverbrauch                        | 152 Watt/1,0 A                                                                     |
| Startstrom                           | 8,0 A                                                                              |
| Geräuschniveau                       | 37,8 dB(A)                                                                         |



## BIOBASIC RF410

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | -25/-5 °C                                                                          |
| Umgebungstemperatur                  | +10/+35 °C                                                                         |
| SW-Variante                          | F70                                                                                |
| K-Wert                               | 0,35 W/(m <sup>2</sup> *K)                                                         |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2343X                                                              |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc                                                           |
| Bruttovolumen                        | 346 Liter                                                                          |
| Nettovolumen                         | 312 Liter                                                                          |
| Abmessungen – H x B x T              | 1875 x 595 x 640 mm                                                                |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Heizung. |
| Kältemittel                          | R600a                                                                              |
| Kältemittelfüllung                   | 47 g                                                                               |
| Kälteleistung bei -25 °C             | 204 Watt                                                                           |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 2,06 kWh/24h                                                                       |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 153,4 Watt                                                                         |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | 88,7 Watt                                                                          |
| Nennverbrauch                        | 157 Watt/1,0 A                                                                     |
| Startstrom                           | 8,0 A                                                                              |
| Geräuschniveau                       | 36,6 dB(A)                                                                         |

## Allgemeine Daten: BIOBASIC 600

| Technische Spezifikationen | Daten                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur        | +10/+43 °C                                        |
| Anschluss                  | 230 VAC, 50 Hz                                    |
| Steuerung                  | Gram BIOBASIC MPC-46                              |
| Alarme                     | Akustische und visuelle Temperatur- und Türalarme |
| Alarm-Ports                | Potentialfreier Kontakt (230 VAC/8 A)             |
| Durchführung               | 2 Stk. ø 24 mm                                    |
| Bruttovolumen              | 610 Liter                                         |
| Nettovolumen               | 536 Liter                                         |
| Tür                        | Türanschlag rechts oder links                     |
| Material innen             | Edelstahl und innentüren in PMMA                  |
| Material außen             | Weiß lackiertes Stahlblech                        |
| Wandstärke                 | 70 mm                                             |
| K-Wert                     | 0,27 W/(m2*K)                                     |
| Abmessungen – H x B x T    | 2125 x 700 x 895 mm                               |
| Bruttogewicht              | 140 kg                                            |
| Nettogewicht               | 130 kg                                            |
| Isolierung                 | Polyrethanschaum                                  |
| Umluftsystem               | Gram BioLine-Luftverteilungssystem                |
| IP-Klasse                  | IP21                                              |



## BIOBASIC RR600 – mit Massivtür

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | +2/+15 °C                                                                               |
| SW-Variante                          | K70                                                                                     |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Luftabtauung. |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2342X                                                                   |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc                                                                |
| Kältemittel                          | R290                                                                                    |
| Kältemittelfüllung                   | 75 g                                                                                    |
| Kälteleistung bei -10 °C             | 336 Watt                                                                                |
| GWP – CO2e                           | N/A                                                                                     |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 1,44 kWh/24h                                                                            |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 198 Watt                                                                                |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | N/A                                                                                     |
| Nennverbrauch                        | 288 Watt/1,4 A                                                                          |
| Startstrom                           | 10,1 A                                                                                  |
| Geräuschniveau                       | 44,4 dB(A)                                                                              |

## BIOBASIC RF600

| Technische Spezifikationen           | Daten                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturgebiet                     | -25/-5 °C                                                                          |
| SW-Variante                          | F71                                                                                |
| Abtauverfahren                       | Automatische kontrollierte Abtauung mit Wiederverdampfung des Tauwassers. Heizung. |
| ATEX-Zertifikat                      | ExVeritas 26ATEX2342X                                                              |
| ATEX-Kennzeichnung                   | II 3G Ex ec ic IIB T2 Gc                                                           |
| Kältemittel                          | R290                                                                               |
| Kältemittelfüllung                   | 73 g                                                                               |
| Kälteleistung bei -25 °C             | 339 Watt                                                                           |
| GWP – CO <sub>2</sub> e              | N/A                                                                                |
| Energieverbrauch – Standard-Sollwert | 3,77 kWh/24h                                                                       |
| Wärmeabgabe 100 %                    | 344 Watt                                                                           |
| Standard-Sollwert für Wärmeabgabe    | N/A                                                                                |
| Nennverbrauch                        | 357 Watt/1,8 A                                                                     |
| Startstrom                           | 13,8 A                                                                             |
| Geräuschniveau                       | 44,4 dB(A)                                                                         |

# Konformitätserklärung



## Deutsch EG-Konformitätserklärung

Wir, **Gram Scientific ApS**, erklären als Hersteller in Eigenverantwortung, dass die folgenden Produkte allen einschlägigen Vorschriften entsprechen:

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Name:</b>                   | <b>BIOBASIC</b>                                         |
| <b>Modell:</b>                 | RR210, RF210, RR310, RF310, RR410, RF410, RR600 & RF600 |
| <b>Kältemittel:</b>            | R600a & R290                                            |
| <b>Produktbeschreibung:</b>    | Kühl- und Gefrierschränke für Labor                     |
| <b>Gültig ab (Jahr/Woche):</b> | 2026/20                                                 |

Diese Erklärung bezieht sich auf die Einhaltung aller grundlegenden Anforderungen, und sonstigen Richtlinien- und Verordnungsbestimmungen des Europäischen Rates. Im Einzelnen gelten die folgenden Richtlinien und Verordnungen des Europäischen Parlaments und des Rates:

### Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

- ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- REACH EG Nr. 1907/2006
- F-Gas-Verordnung (EU) Nr. 2024/573

Die Konformität des Produkts wurde auf der Grundlage der folgenden anerkannten Normen nachgewiesen:

| Harmonisierte Normen:                              | Text:                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 61010-1:2010                                    | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte                                                                                                                                                            |
| EN 61326-1:2013                                    | Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen                                                                                                                                 |
| EN IEC 60079-0:2018<br>EN IEC 60079-0:2018/AC:2020 | Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 0: Betriebsmittel - Allgemeine Anforderungen                                                                                                                                                         |
| EN 60079-7:2015<br>EN 60079-7:2015/A1:2018         | "Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e"                                                                                                                                                        |
| EN 60079-11:2012                                   | Explosionsgefährdete Bereiche – Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit "I"                                                                                                                                                           |
| EN ISO 3744:2010                                   | Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Geräusch-quellen aus Schalldruckmessungen – Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies Schallfeld über einer reflektierenden Ebene |
| EN ISO 9001:2015                                   | Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen                                                                                                                                                                                                |
| EN ISO 14001:2015                                  | Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung                                                                                                                                                                       |

Gram Scientific ApS  
Aage Grams Vej 1  
DK-6500 Vojens  
Dänemark  
Telefon: + 45 73 20 13 00


Vojens, 03.07.2026

John B. S. Petersen  
Zulassungsleiter


Rev. 008 – 03.07.2026

# Schaltpläne


## BIOBASIC RR/RF210, RR/RF310, RR/RF410

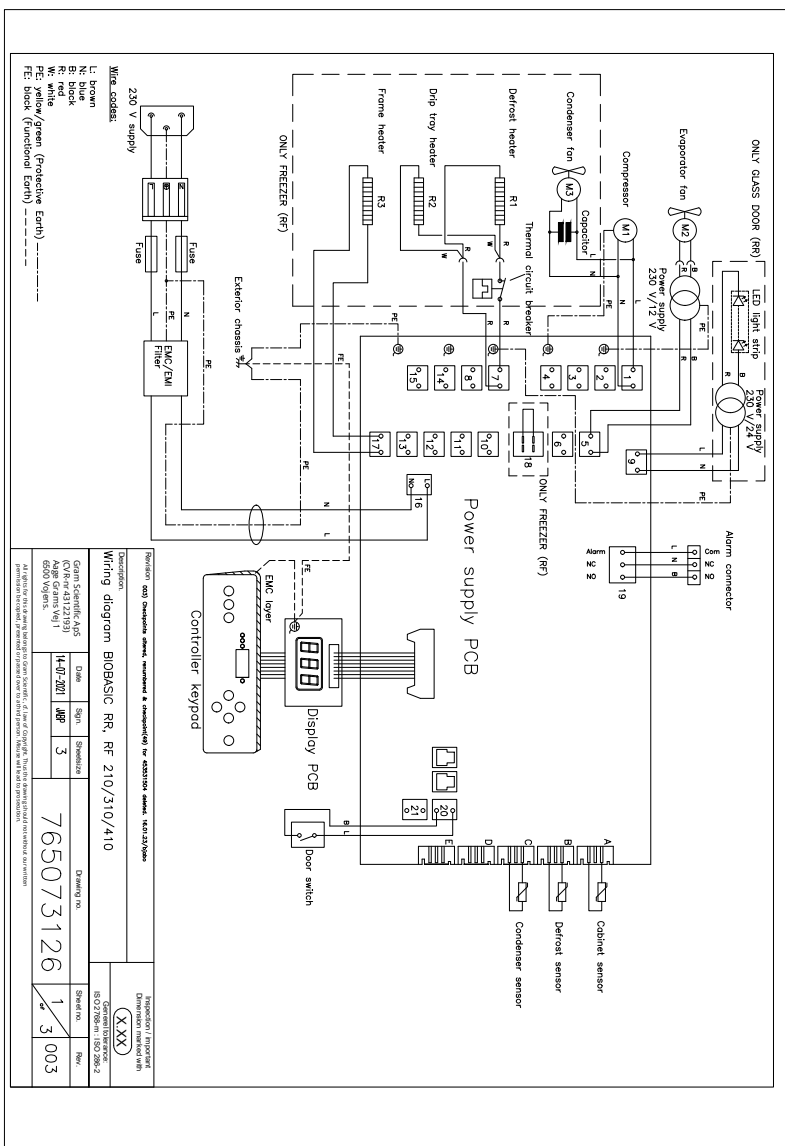


## BIOBASIC RR600

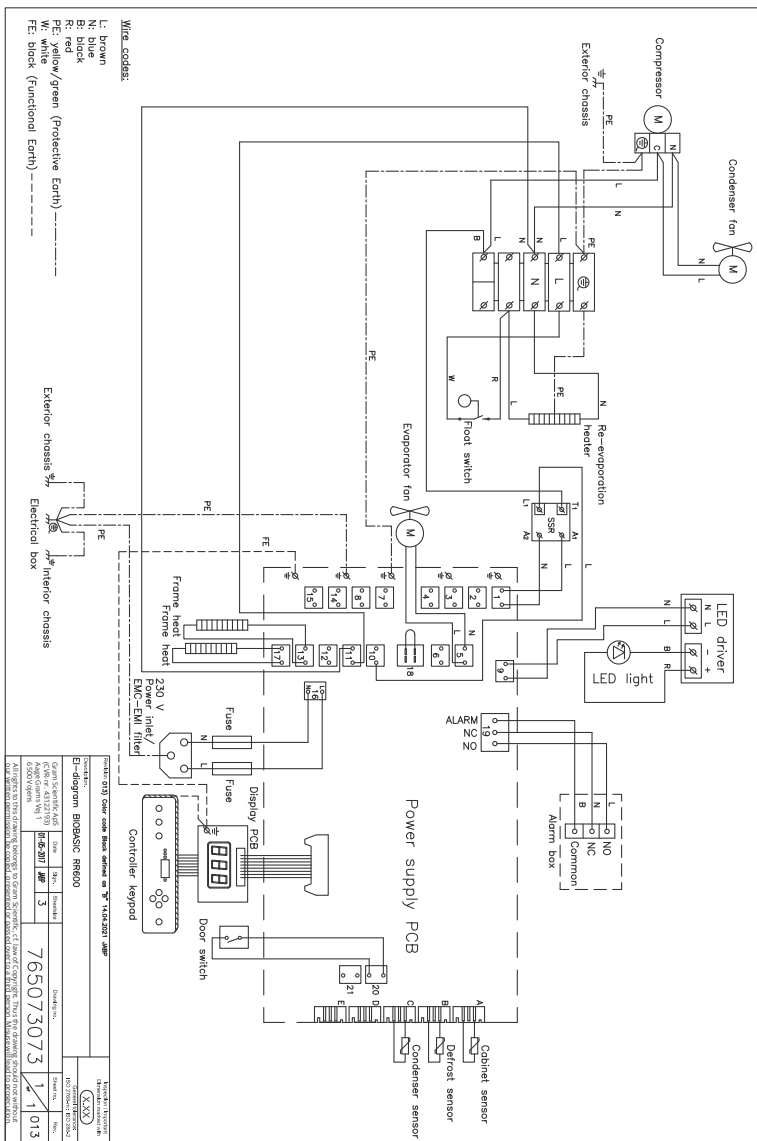

BIOBASIC RF600

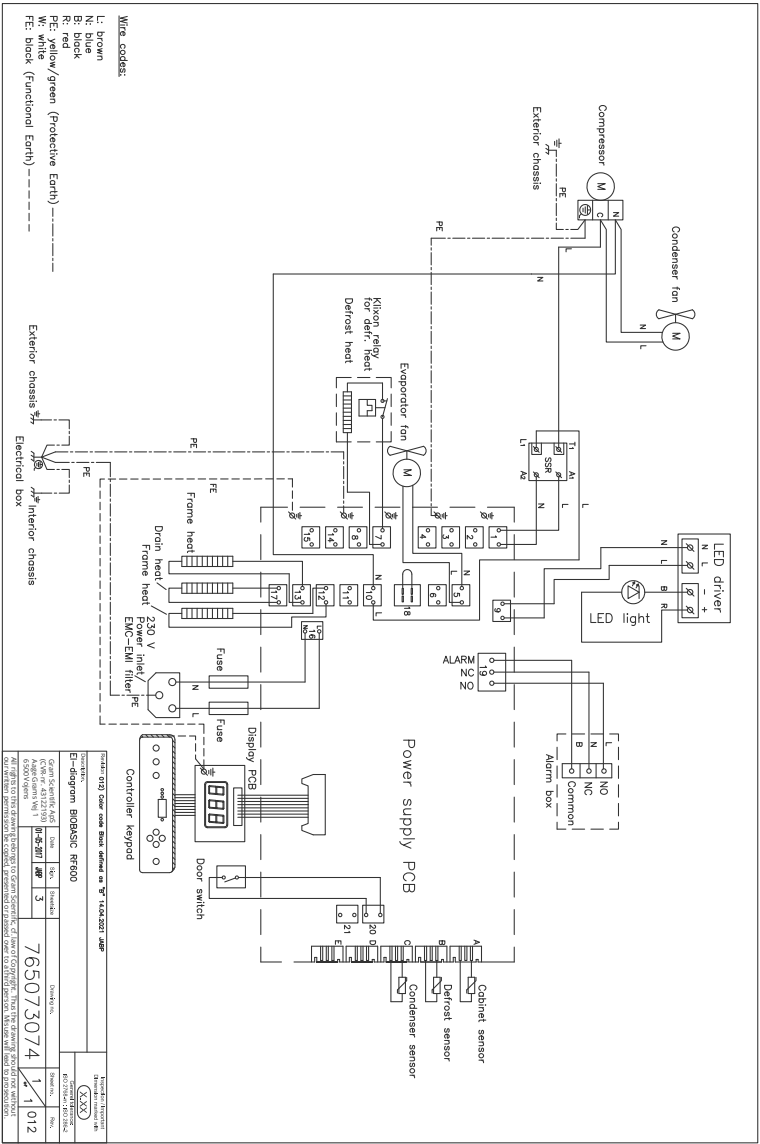

# Rohrleitungsplan

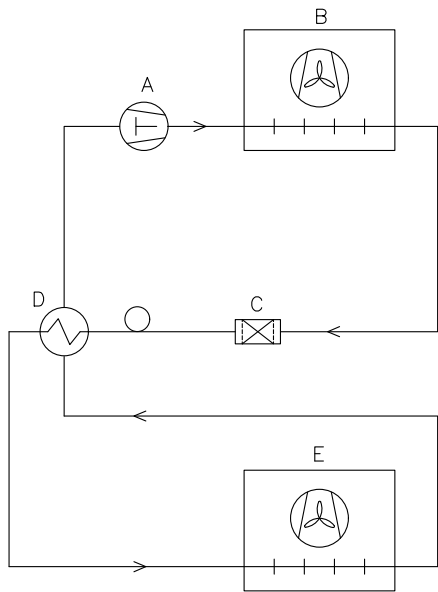

|                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |                |             |                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | DK             |       | GB             |             | D                                                                                                                  |      |
| A                                                                                                                                                                                                                                  | Kompressor     |       | Compressor     |             | Kompressor                                                                                                         |      |
| B                                                                                                                                                                                                                                  | Kondensator    |       | Condenser      |             | Verflüssiger                                                                                                       |      |
| C                                                                                                                                                                                                                                  | Tørrefilter    |       | Filter drier   |             | Trockenfilter                                                                                                      |      |
| D                                                                                                                                                                                                                                  | Varmeudveksler |       | Heat exchanger |             | Wärmeaustauscher                                                                                                   |      |
| E                                                                                                                                                                                                                                  | Fordamper      |       | Evaporator     |             | Verdampfer                                                                                                         |      |
| Revision                                                                                                                                                                                                                           |                |       |                |             | Inspection / important<br>Dimension marked with<br><div>X.XX</div><br>General tolerance:<br>ISO 2768-m : ISO 286-2 |      |
| Description.                                                                                                                                                                                                                       |                |       |                |             |                                                                                                                    |      |
| Piping diagram BioCompact II                                                                                                                                                                                                       |                |       |                |             |                                                                                                                    |      |
| Gram Scientific ApS<br>(CVR-nr. 43122193)<br>Aage Grams Vej 1<br>6500 Vejens                                                                                                                                                       | Date           | Sign. | Sheetsize      | Drawing no. | Sheet no.                                                                                                          | Rev. |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 02-01-2023     | JABP  | 4              | 765042593   | 1<br>of 1                                                                                                          | 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |                |             |                                                                                                                    |      |
| All rights to this drawing belongs to Gram Scientific ApS, cf. law of Copyright. Thus the drawing should notwithout our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution. |                |       |                |             |                                                                                                                    |      |

# Index

---

## A

- Alarmeinstellungen ..... 30
- Allgemeine Einführung in  
die Steuerungsschnittstelle ... 29
- Allgemeine Informationen .... 39

## B

- Betriebsparameter ..... 32
- Bevor Sie beginnen ..... 2

## D

- Das digitale Display ..... 28
- Datenblatt ..... 48
- Durchführung ..... 42

## E

- Ein-/Ausschalten ..... 29
- Einstellen der Gerätebasis .... 11
- Entsorgung ..... 47
- Erste Einrichtungsschritte .... 8

## F

- Fehlermeldungen ..... 33
- Fühlerabgleich (Offset) ..... 34

## H

- Hochfahren ..... 29

## I

- Inbetriebnahme ..... 28
- Inhalt ..... 4
- Installation ..... 8

## K

- Kippschutzhalterung ..... 12
- Konformitätserklärung ..... 61

## P

- Potentialausgleich ..... 26
- Potentialfreier Kontakt ..... 18
- Produktprüfung ..... 17

## R

- Reinigung ..... 44
- Rohrleitungsplan ..... 65

## S

- Schaltpläne ..... 62
- Solltemperatur-Anpassungen . 29
- Steuerungsschnittstelle ..... 29
- Stromanschluss ..... 20
- Symbole ..... 7

## T

- Tasten und Tasten-  
kombinationen ..... 31
- Türdichtungen ..... 38
- Typen-/Nummernschild ..... 41

## U

- Umgebung ..... 16


## V

- Verantwortung ..... 39
- Verwendung ..... 36
- Verwendungszweck ..... 6

## W

- Wandbeschlag ..... 14
- Wartung ..... 40, 44
- Wichtig ..... 46



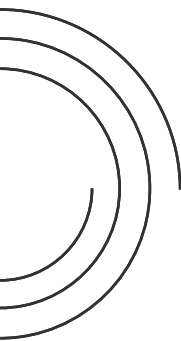

**Hergestellt von Gram Scientific ApS**

Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark

Tel.: +45 73 20 13 00

E-Mail: [info@gram-bioline.com](mailto:info@gram-bioline.com) · [www.gram-biobasic.com](http://www.gram-biobasic.com)

**BIOBASIC**