

BioUltra

BRUKSANVISNING


MODEL: UL570

Original bruksanvisning

Revisjonsnr. 20260701
Språk Norsk

GRAM
Biostorage you can depend on

Hurtigveiledning – BioUltra

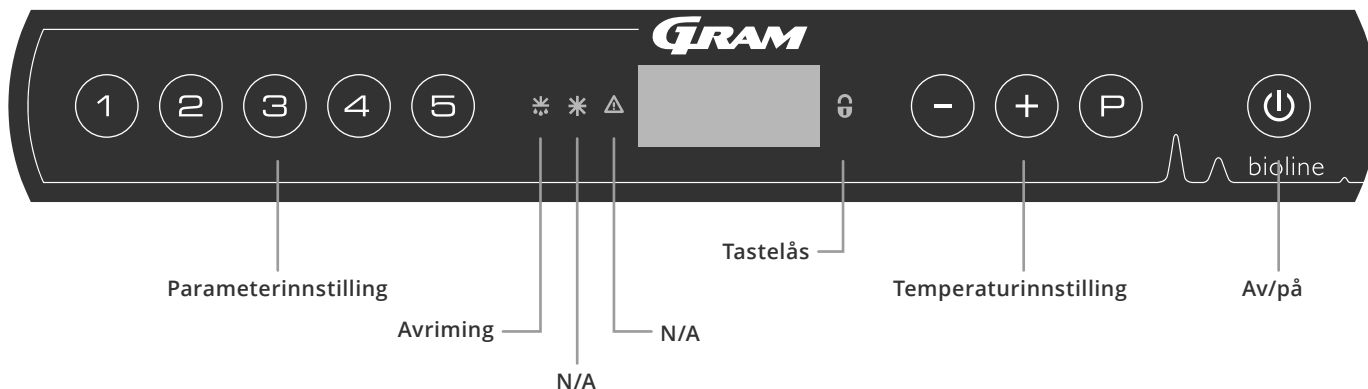

Av/på

Trykk knappen for å slå på kabinettet. Trykk -knappen i 6 sekunder for å slå av skapet. Skapets programvareversjon vil vises når skapet slås på, etterfulgt av programvarevarianten. Skapet er klart til bruk når temperaturen vises.

Temperaturinnstilling

Temperaturen stilles inn ved å holde inne -knappen og trykke på enten -knappen eller . Bekreft innstillingen ved å slippe knappene.

Brukermeny

Menytilgang + →	↵	→		
Lokale alarminnstillinger	LAL	LhL	[° C]	Øvre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A2]
		LLL	[° C]	Nedre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A3]
		Lhd	[Min.]	Forsinkelse av øvre alarmgrense
		LLd	[Min.]	Forsinkelse av nedre alarmgrense
		BU	Av/på	Akustisk signal for alarmkoder [A2], [1=on/0=off]
Eksterne alarminnstillinger	EAL	EhL	[° C]	Øvre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A4]
		ELL	[° C]	Nedre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A5]
		Ehd	[Min.]	Forsinkelse av øvre alarmgrense
		ELd	[Min.]	Forsinkelse av nedre alarmgrense
		BU	Av/på	Akustisk signal for eksterne alarmkoder [A4], [A5]. [1=on/0=off]
Sensor offset	cAL	cA	[K]	A-sensor offset. Referansesensor for kjølesystem
		cE	[K]	F-sensor offset. Referansesensor for display og alarmer
	ALL			Aktivering av tilhørende alarmgrenser. [FAS]= låste grenser/[ESC]=følger settpunkt
	dPS			Referansesensor for displayet (A eller E) (E er fabrikkinnstilling)

Eksempel: Innstilling av øvre alarmgrenser; LhL

- ↳ Trykk og hold inne + i mer enn 3 sekunder inntil displayet viser LAL
- ↳ Trykk for å velge LAL, LhL vises nå i displayet
- ↳ Trykk for å velge LhL, 25 vises nå i displayet
- ↳ Trykk eller for å stille inn ønsket verdi for øvre temperaturgrense
- ↳ Trykk for å bekrefte valget
- ↳ Trykk to ganger for å gå tilbake til LAL
- ↳ Trykk på for å nå neste nivå. EAL, cAL, ALL og dPS er plassert på samme nivå
- ↳ Trykk på for å gå ut av brukermenyen

Alarmer

Alarmkoder	[A2]	Øvre alarmgrenser, (LhL) er eller har blitt aktivert
	[A3]	Nedre alarmgrenser (LLL) er eller har blitt aktivert

Kvittering av akustisk alarm

Temperaturalarmkoder [A2] og/eller [A3]: Blinker i displayet. Trykk P for å kvittere. Displayet fortsetter å blinke hvis temperaturen ikke er innenfor alarmgrensene.

Alarmlås: [A2], [A3], [A4], [A5]

På grunn av de potensielle implikasjoner av alarmer, vil det røde varseltrekantlyset lyse samtidig som den tilsvarende alarmkoden vil blinke i displayet. Alarmtilstanden vil forbli på til den bekreftes ved å trykke P .

Avlesning av maks-/minimumstemperatur

Les av den høyest registrerte temperaturen i kjøle-/fryseskapet ved å holde nede + . Les av den lavest registrerte temperaturen i kjøle-/fryseskapet ved å holde nede - .

Avlesning av alarmhistorikk – Eksempel [A2]

[A2] blinker i displayet – Dette betyr at temperaturen har overskredet innstilt verdi for den øvre temperaturgrensen, LhL. Trykk P for å kvittere [A2]. Displayet fortsetter å blinke for å vise at det finnes informasjon i alarmhistorikken. Trykk + , Htt (High temperature time) som vist ovenfor. Trykk P for å se hvor lenge temperaturen var over innstilt alarmgrense. Trykk + for å returnere til Htt. Trykk + for å gå til Ht (Highest temperature). Trykk P for å lese av høyest registrert temperatur under Htt. Trykk + for å returnere til Ht og trykk på + på nytt for å forlate alarmhistorikken. Prosedyren for å lese av en [A3] alarm er identisk bortsett fra å angi alarmhistorikken med - -knappen. Ved avlesning av temperaturer under fastsatte grenser er parameterne Ltt og Lt. Et blinkende display uten alarmkoder indikerer at alarmkodene er kvittert, men alarmsystemet inneholder informasjon.

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk gjøres ved å holde nede - og + i mer enn 3 sekunder. Et akustisk signal vil høres når tilbakestillingen er komplett.

Avlesning av sensor og feilkoder

Menytilgang $\text{P} + \text{B} \rightarrow$	$\downarrow$	$\text{P} \rightarrow [^\circ \text{C}]$	Displaykode og melding	
Sensor for kjølesystem	P-A	Verdi på sensor for kjølesystem	F1	Feil på sensor for kjølesystem
Sensor for fordampner	P-B	Verdi for fordampersensor	F2	Feil på fordampersensor
Sensor for kondensator	P-C	Verdi for kondensatorsensor	F3	Feil på kondensatorsensor
Sensor for display og alarmer	P-E	Verdi for display- og alarmsensor	F5	Feil på display- og alarmsensor
			F7	Overopphetet kondensator
			F8	Bryteren for overtrykksbeskyttelse har blitt utløst av for høyt trykk i LT-kjøle-systemet

Innholdsfortegnelse

Hurtigveiledning – BioUltra	2	Generell informasjon	37
Innholdsfortegnelse	4	Ansvar	37
Sikkerhet	5	Type/nummerskilt	38
Før du fortsetter	5	Gjennomføring	39
Kabinettkomponenter	6	Dørlås	40
Installasjon	8	Bokser og stativer	41
Førstegangs oppsett	8	Montere/demontere dørhåndtak	42
Omgivelser	10	Viktig	43
Montering av hyller	12	Avfallshåndtering	44
Riktig bruk av det utvendige dørhåndtaget	13	Datablad	45
Riktig bruk av innvendige dørhåndtak	14	BioUltra UL570	45
Spenningsfri kontakt	15	Kjølekrets	49
Strømtilkobling	16	Luftkjølte UL570 H, 50 Hz skap	49
Potensialutjevning	18	Luftkjølte UL570 H, 60 Hz skap	50
Tilkobling til vannforsyning	19	Luftkjølte UL570 G, 50/60 Hz skap	50
Oppstart	20	Hybrid (luft- og vannkjølt) UL570-skap	51
Digitalt display	20	Luftkjølte UL570 G-skap	52
Gjennomgang av meny	21	Hybrid (luft- og vannkjølt) BioUltra UL570-skap	53
Feilkoder	22	Koblingsskjema	54
Lokale alarminnstillinger	23	Alle BioUltra UL570-skap	54
Lokal øvre alarmgrense	23	Samsvarserklæring	55
Lokal nedre alarmgrense	23	Generelle vedlikeholdsanvisninger	56
Tidsforsinkelse på lokal døralarm	24	Vedlikeholdsplanlegging	57
Lokale akustiske innstillinger	25	Generell rengjøringsinformasjon	59
Eksterne alarminnstillinger	26	Rengjøringsplan	60
Ekstern øvre alarm	26	OSS	64
Ekstern nedre alarm	26	IQ & OQ	66
Forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense	27	Installation & Operation Qualification	66
Forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense	27	PQ	74
Eksterne akustiske innstillinger	28	Performance Qualification	74
Parameterinnstillinger	29	Index	86
Sensor offset	29		
Tilhørende/innstilte alarmgrenser	31		
Displaysensor	32		
Regelmessig vedlikehold	33		
Rengjøring	33		
Dørpakning	34		
Avriming av innerdører og kabinett	35		
Utjevningsventil	36		

Copyright © 2006- Gram BioLine, et datterselskap av Gram Scientific ApS, Danmark. Med enerett.

Innholdet i denne publikasjonen tilhører Gram BioLine med mindre annet er nevnt og er beskyttet av dansk og internasjonal opphavsrett og bestemmelser.

Informasjon og bilder kan ikke brukes, kopieres eller overføres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Gram BioLine.

Produsert av
Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark
Tlf.: +45 73 20 13 00
e-post: info@gram-bioline.com
www.gram-bioline.com



Før du fortsetter

Les bruksanvisningene nøye før du bruker skapet for første gang.
Hvis du trenger produktstøtte, kan du kontakte oss på: support@gram-bioline.com

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende produktserier:

BioUltra

Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du bruker skapet for første gang.

Gram BioLine garanterer ikke sikker drift hvis skapet brukes til noe annet enn beregnet bruk. Brukanvisningen kan endres uten forutgående varsel.

Denne brukanvisningen kan ikke reproduseres, hverken helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Gram BioLine. Garantien på skapet fra Gram BioLine er gjenstand for visse garantivilkår. Gram BioLine fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på innhold. Denne brukanvisningen skal anses som en viktig del av skapet, og skal oppbevares lett tilgjengelig i nærheten av skapet. Hvis du mister brukanvisningen, kan du kontakte din lokale forhandler eller Gram BioLine for å få en ny. Se gjeldende versjoner av bruksanvisningen på: www.gram-bioline.com.

Beregnet bruk

Gram BioLine BioUltra fryssere er designet og produsert for å gi sikre og presise lagringsforhold ved ultralave temperaturer.

Skapet er konstruert for følgende driftsområde:

UL -86/-60 °C

ved den maksimale omgivelsestemperatur som er spesifisert i denne bruksanvisningen, og en maksimal relativ fuktighet på 70 %. Brukeren må forsikre seg om at skapet brukes i samsvar med tiltenkt bruk.

Unormal bruk eller bruk som strider mot tiltenkt bruk eller retningslinjene som er angitt i produktdokumentasjonen, kan føre til: fare for pasientsikkerhet, skade på lagrede gjenstander, skade på kabinettet, fare for bruker.

Gram BioLine-utstyr er designet for å brukes i et system med overvåkede, ekstra uavhengige alarmer for å sikre rettidig reaksjon på alarmer og dermed maksimal varesikkerhet. Ved lagring av verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter anbefales det å bruke et autonomt alarmsystem med kontinuerlig overvåking. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.

Symboler som brukes i bruksanvisningen



Fare



Brannfare/brennbare materialer



Fare for elektrisk støt



Eksplisjonsfare/eksplisive materialer



Fare for materielle skader



Informasjon



Fare for personskader




ATEX-informasjon



Fare for brann-/frostskaider

Kabinettkomponenter

Denne delen beskriver de viktigste komponentene som er relevante for brukeren.

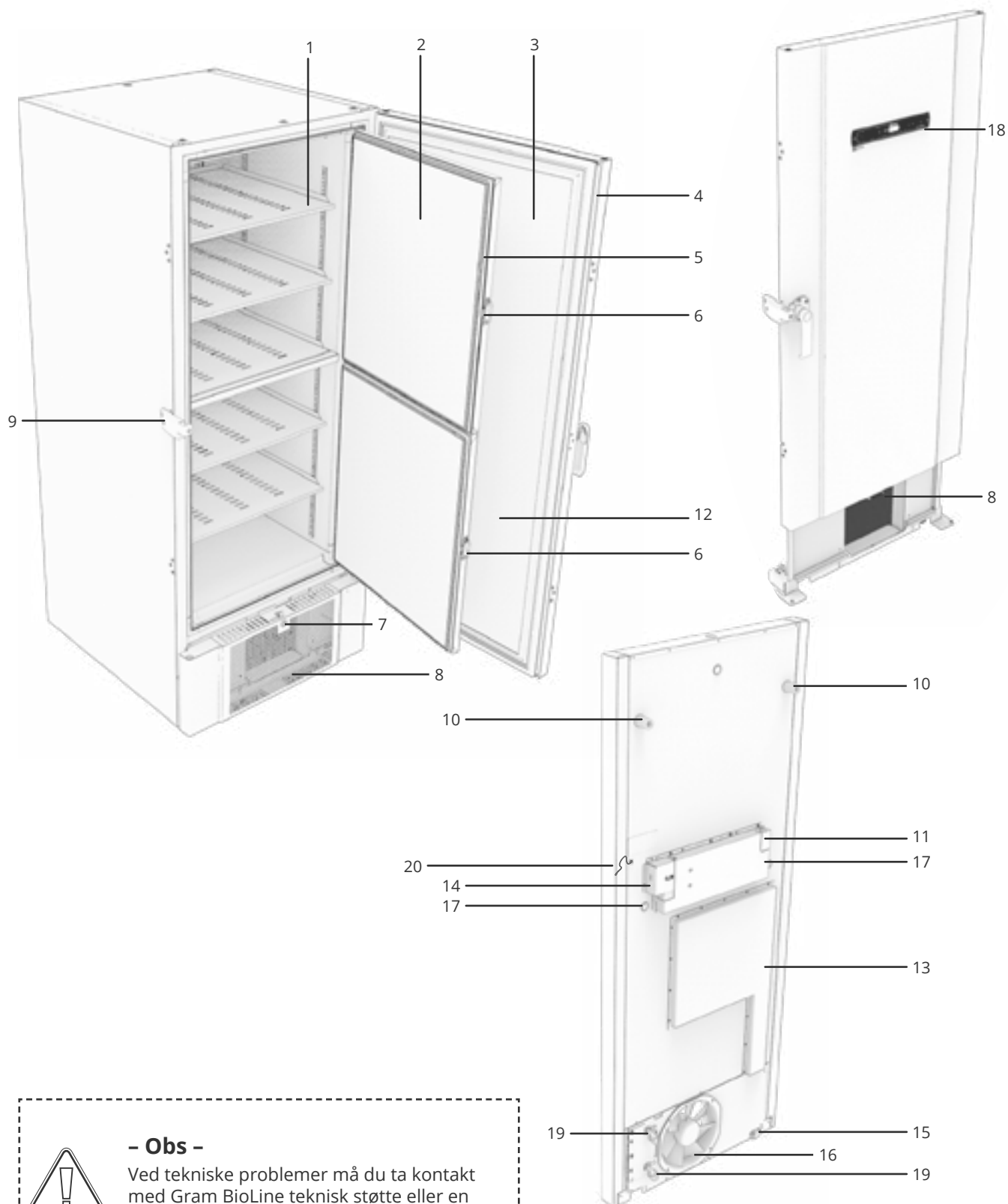

- Obs -

Ved tekniske problemer må du ta kontakt med Gram BioLine teknisk støtte eller en autorisert Gram BioLine-servicepartner.

1. **Hyller og veggskinner** – Sørg for at hyllene er festet i henhold til denne bruksanvisningen før du belaster dem. Alle hyllene må støttes med minst 6 holdere hver.
2. **Innerdører** – Kontroller at dørene lukkes helt etter bruk. For å minimere temperatursvingninger og at is bygger seg opp, foreta døråpningene så kort som mulig. De innvendige dørene er avtakbare for enkel rengjøring.
3. **Dør** – Kontroller at døren er helt lukket etter bruk. For å minimere temperatursvingninger og at is bygger seg opp, foreta døråpningene så kort som mulig.
4. **Dørpakning** – Kontroller at pakningen er bøyelig og fungerer som den skal. Hold rent, finn instruksjoner i denne bruksanvisningen.
5. **Dørpakning for innerdør** – Kontroller at pakningen er bøyelig og fungerer som den skal. Hold det rent, finn instruksjoner i denne bruksanvisningen.
6. **Lås for innerdører** – Sørg for at innerdørene er helt lukket etter bruk. Se instruksjoner i denne bruksanvisningen.
7. **Dørlås** – for å sikre døren.
8. **Frontpanel, luftinntak og kondensator** – Ikke dekk til hullene i frontpanelet. Fjern frontpanelet for å komme til kondensatoren.
9. **Dørhåndtak og bakre stopper** – Dørhåndtaket må være i lukket stilling når døren er lukket. Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen for å bruke håndtaket riktig.
10. **Gummiavstandsstykke** – Er ment å sikre tilstrekkelig avstand mellom skapet og veggen. Må ikke fjernes.
11. **Tilgangsplate for spenningsfri kontakt** – Brukes til å koble til et eksternt alarmsystem. Instruksjoner for tilkobling finnes i denne bruksanvisningen. Husk å stille inn eksterne alarmer (EAL).
12. **Trykkutjevningsventil** – Må ikke brukes som tilgangsport. Hold den så fri for is som mulig.
13. **Serviceuke** – Bruk for tilgang til tørrfilter og varmeveksler. Gram BioLine-autorisert servicepartner.
14. **Forlastdeksel for tilgang til tilkobling av strømterminal** – Strømtilkobling, mekanisk sikret av forlastdekselet. Finn installasjonsveiledning i denne bruksanvisningen.
15. **Justerbare hjul** – Hjulene gjør plasseringen enkel, og gir ekstra stabilitet for bena når de er utfelt. Finn instruksjoner og forholdsregler i denne bruksanvisningen.
16. **Vifteutløp** – Ikke blokker vifteutløpet, ellers vil det føre til redusert ytelse eller funksjonsfeil.
17. **Tilgangsport** – Brukes til å føre sensorer og lignende inn i skapet. Kontroller at tilgangsporten er ordentlig forseglet før oppstart.
18. **Digitalt display for kontrollenheter** – Bruk displayet til å vise skaptemperaturen og til å stille inn parametrene som er beskrevet i denne manualen.
19. **Inntak og utløp for vannkjøling (hvis aktuelt)** – Gjelder for vannkjølte og hybridkjølte (vann- og luftkjølte) skap. Kontroller at det ikke er tegn på mugg eller smuss før man kobler til vannet. Vær oppmerksom på at det kan være dråper av testvann i vannsystemet.
20. **Potensialutjevning** – or å sikre samsvar med ATEX-forskriftene EN 60079-14. Se spesifikasjoner i installasjonsavsnittet.



– Obs –

Hvis deler viser tegn på skade:
ikke bruk skapet, og kontakt Gram BioLine
eller leverandøren for ytterligere hjelp.

Installasjon

Førstegangs oppsett

Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan du installerer skapet.



- I-1*:** Av sikkerhets- og driftshensyn må ikke skapet brukes utendørs.
- I-2*:** Skapet skal installeres på et tørt og tilstrekkelig ventilert sted.
- I-3*:** For å sikre effektiv drift må ikke skapet installeres i direkte sollys eller nær varmekilder.
- I-4*:** Minimum omgivelsestemperatur: +10 °C
Maksimal omgivelsestemperatur: +30 °C
Settpunkttemperatur: -60 °C til -86 °C



Sørg for å bruke passende personlig verneutstyr, som hansker, når du håndterer skapet.



- I-5*:** Unngå å plassere kjøle-/fryseskapet i et klor-/syreholdig miljø for å hindre korrosjon.



- I-6*:** Kjøle-/fryseskapet transporteres med en beskyttende film som skal fjernes før bruk.



- I-7*:** Rengjør kjøle-/fryseskapet med en mild såpeløsning før bruk.



- I-8*:** Skapet kan bare legges ned i svært kort tid (for eksempel ved håndtering gjennom en døråpning). Hvis skapet har vært i liggende stilling, må det stå oppreist i minst 24 timer før bruk. Dette gjør at oljen i kompressorene kan renne tilbake på plass.




ADVARSEL – POTENSIELL FARE FOR ELEKTROSTATISK UTLADING

Fjerning av beskyttende emballasje og film kan føre til elektrostatisk utlading. Beskyttende emballasje og film må ikke fjernes i ATEX-soner.

Denne delen av bruksanvisningen beskriver justering av nivelleringshjulene på kabinettet.

- I-9:** Pass på at minst to av skapets ben er utfelt når skapet plasseres. Drei hjulet for å enten heve eller senke bena. Heving av alle fire bena gjør det mulig å flytte skapet uhindret.
- I-10-11*:** Alle BioUltra-skap er utstyrt med multifunksjonelle nivelleringshjul. Når de er utløst gjør de posisjoneringsen enkel, med ekstra stasjonær stabilitet for bena.

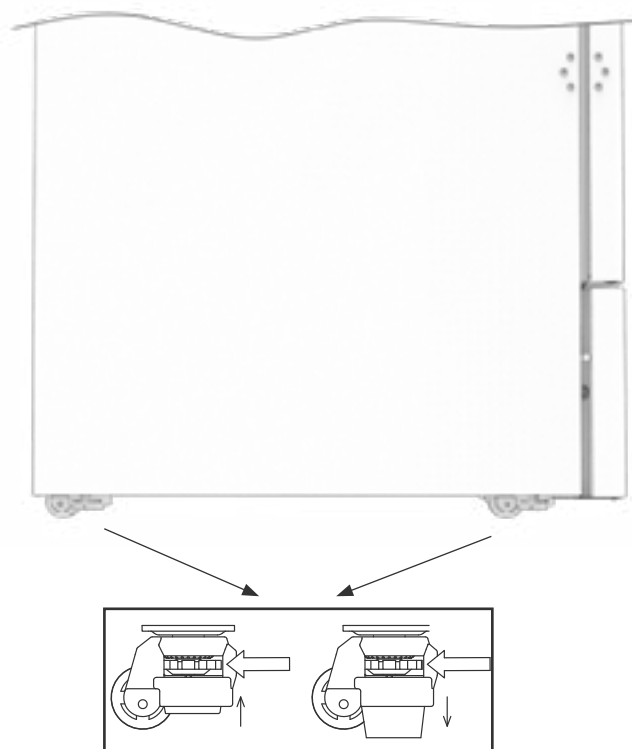

Husk å koble skapet fra strømforsyningen før du flytter det.



All løfting av skapet må utføres med mekanisk løfteutstyr. Løfting for hånd kan føre til personskaade.




Det må gjennomføres en visuell inspeksjon av kjøle-/fryseskapet før det tas i bruk. Kontroller kjøleskapets strukturelle integritet, at rammene og dørene ikke er deformert, at pakningene tetter godt, og at dørene er i flukt med rammene.

Omgivelser



I-13*: Kjøle-/fryseskapet må alltid plasseres maks. 50 mm fra veggen under bruk. Det lar varme avgasser fra kompressorrommet forsvinne. Og minst 30 mm mellom skapsidene og/eller vegger.

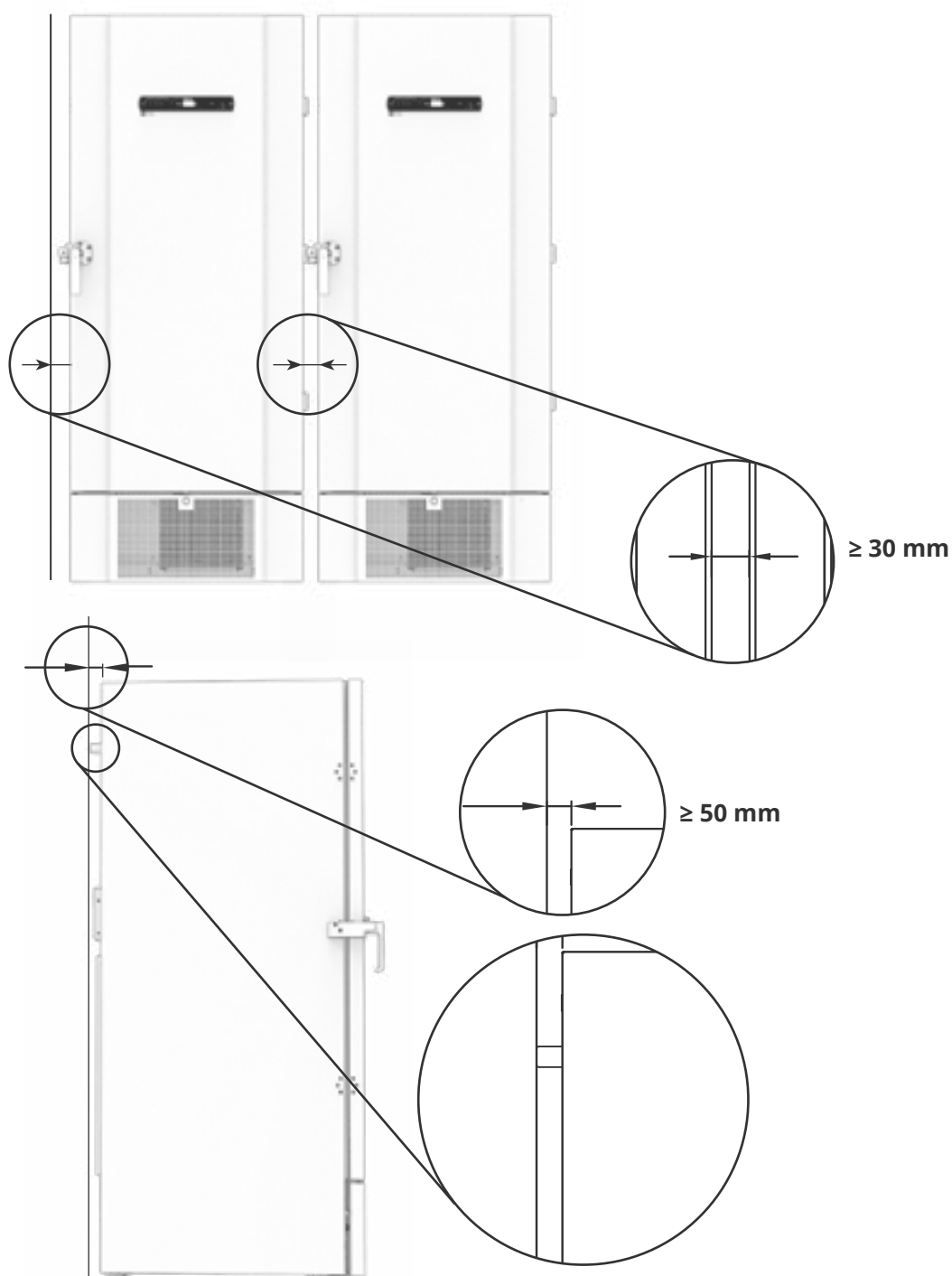



I-14*: Ikke dekk til hullene i frontpanelet på kabinettet.



I-15*: Du skal aldri bruke elektriske apparater inne i kjøle-/fryseskapet.



Skapet er ikke egnet for oppbevaring av gjenstander som avgir damp, da de kan korrodere skapet og dets komponenter.

Alle produkter i skapet skal være innkapslet eller pakket inn for å redusere risikoen for at skapets ytelse og/eller levetid forringes.



- For Ex-miljøer -

Åpne beholdere inne i lagringskammeret kan påvirke ATEX-soneklassifiseringen



- For Ex-miljøer -


Spesielle vilkår for sikker bruk kan gjelde for dette produktet ved installasjon i et miljø med EN 60079-14. Se tilsvarende Ex-sertifikat for spesifikasjoner.



Ikke fjern gummiavstandsstykkene på baksiden av kabinettet, da de sikrer den minste nødvendige avstanden fra vifteutløpet til veggen.

Montering av hyller

Denne delen av bruksanvisningen dekker montering og omarrangering av hyllene i skapet.

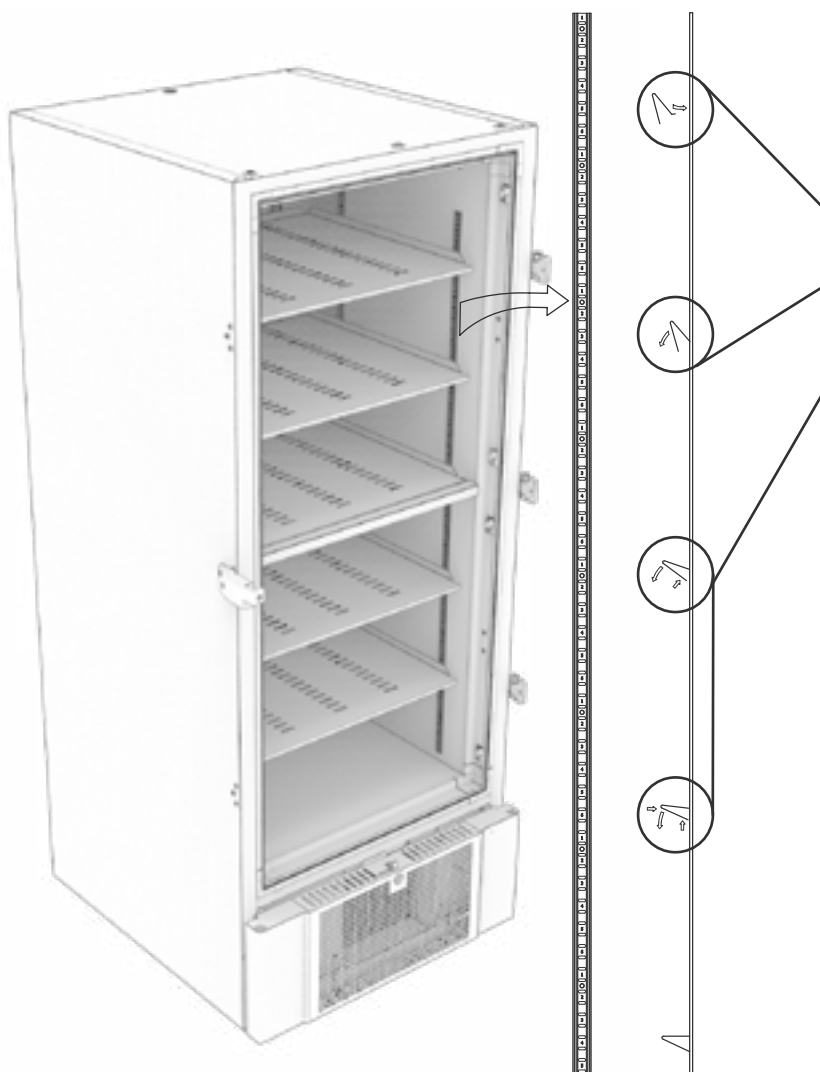

I-16*: Monter hylleholderne på veggskinnene ved hjelp av nummereringen på veggskinnene for å finne riktig hyllehøyde. Til slutt plasserer du hyllen på holderne. Vær oppmerksom på at den markerte kanten på hyllen må vende utover, som vist i illustrasjonen.

Monter holderen ved først å stikke den utstikkende delen på holderens horisontale del inn i veggskinnen. Mens fremspringet er i posisjon, vrir du holderen ned og innover.

Når du vrir holderen nedover, trykker du sammen den diagonale avstiveren på holderen slik at fremspringet på den diagonale avstiveren hviler i det riktige hullet på veggskinnen.

Når du har montert hylleholderne, legger du hyllen oppå.

Forsikre deg om at hyllen er sikkert montert før du legger varer på den.



Alle hyller må støttes med minst 6 hylleholdere hver.



Berøring av noen del av et kaldt skap med våte hender kan forårsake frostskaader.



Endring av den innvendige konfigurasjonen må kun utføres når skapet er slått av, og når skapet er i romtemperatur

Riktig bruk av det utvendige dørhåndtaket

Denne delen av bruksanvisningen dekker riktig bruk av det utvendige dørhåndtaket. Les følgende avsnitt grundig før du tar i bruk skapet.

I-17*: Det er viktig for sikker drift og ytelse at døren er helt lukket når det ikke skal brukes varer i skapet.

Ikke smell igjen døren, da dette kan føre til materielle skader.




Et vakuum kan skapes i oppbevaringsrommet etter at døren er lukket. La skapet utligne trykket før du prøver å åpne døren igjen. Forsøk på å åpne døren før tilstrekkelig utligning kan føre til materielle skader.



Kontroller at det er god tetning mellom dørpakningen og dørrammen når døren er lukket og at håndtaket er i lukket stilling.



Det utvendige dørhåndtaket må ikke lukkes før du har forsikret deg om at de innvendige dørene er riktig lukket.

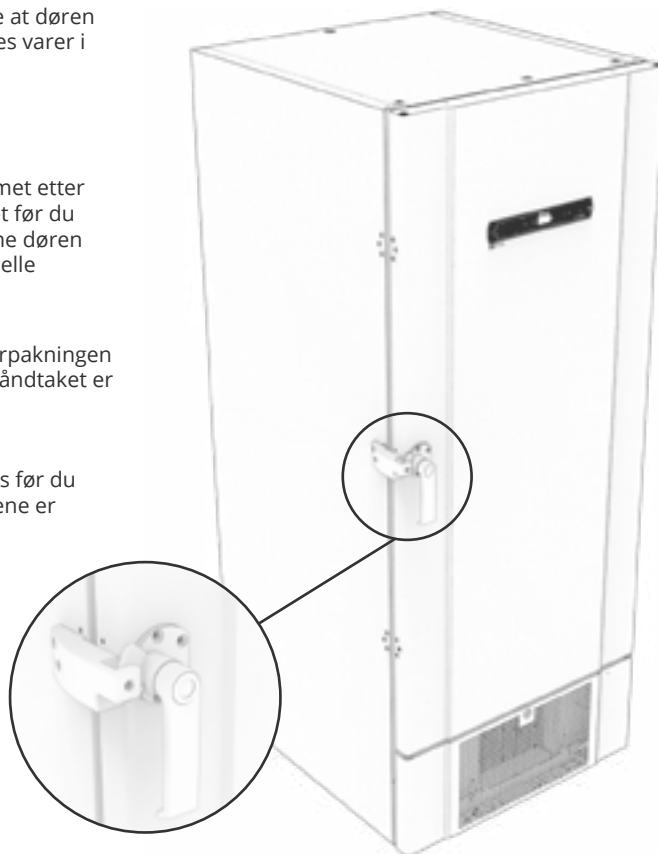

Vær oppmerksom på at døren ikke er helt lukket før håndtaket peker nedover, som vist i illustrasjonen nedenfor.



Åpent



Nøytral


Verken åpen eller lukket!



Lukket

Riktig bruk av innvendige dørhåndtak

Denne delen av bruksanvisningen dekker riktig bruk av de innvendige dørhåndtakene. Les følgende avsnitt grundig før du tar i bruk skapet. Innerdørene er konstruert for å fungere, lukke og monteres/demonteres uavhengig.

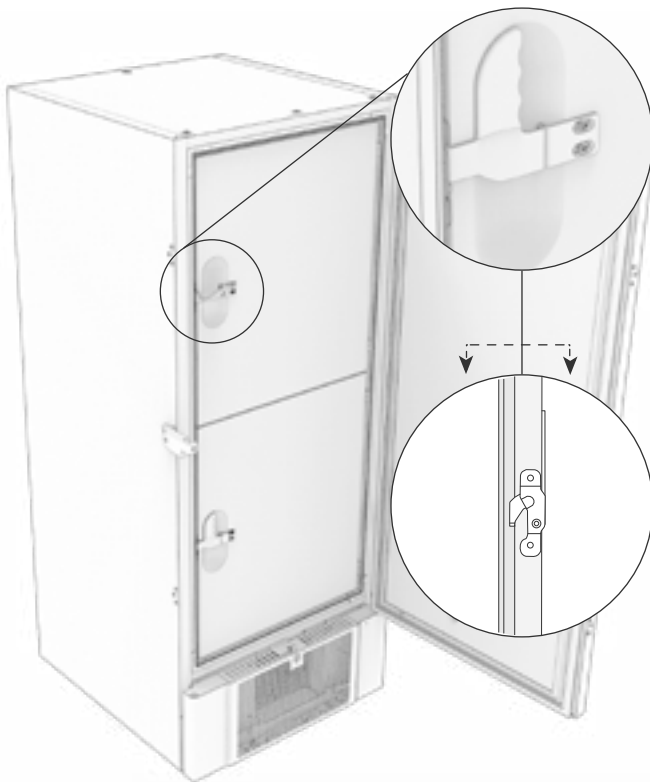


I-18*: Innerdørene låses når dørhåndtaket klikker på plass og er i flukt med innerdøren.

Illustrasjonen til venstre viser innerdørene i lukket stilling.

De indre dørene åpnes ved å trekke dørspaken rett ned til dørlåsen løsner, åpne deretter døren normalt.

Illustrasjonen nedenfor viser åpningsprosessen for en innerdør.

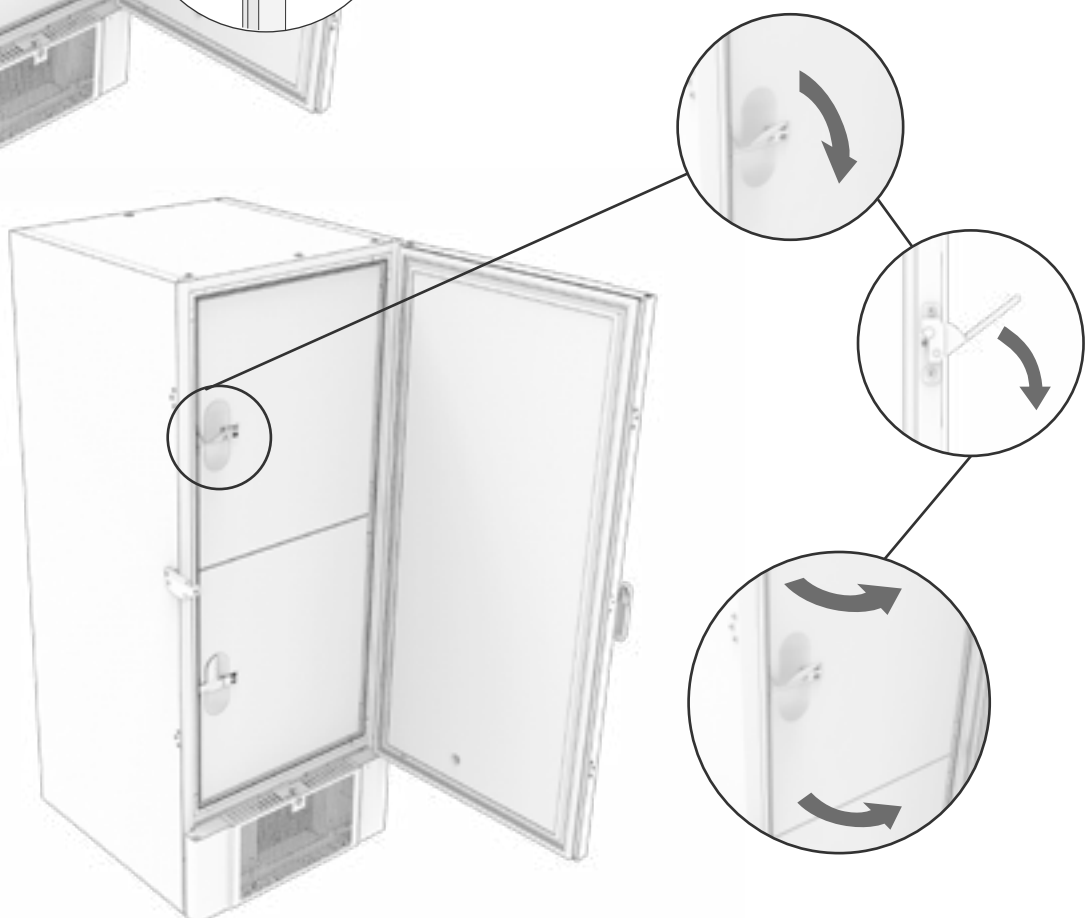

Kontroller alltid at dørpakningene er i god stand. Og at de ulike pakningene tetter ordentlig.

Spenningsfri kontakt

Denne delen av bruksanvisningen dekker spenningsfri kontakt.


Illustrasjonen viser de tre kontaktene for releet (brukt f.eks. ved tilkobling til CTS eller andre eksterne overvåkingssystemer). De tre koblingene er henholdsvis: Common (Vanlig), NO og NC.

I det øyeblikket spenning tilføres, trekker regulatoren releet. Dette gjør det mulig for regulatoren å reagere på både høye og lave alarmer, døralarmer og strømbrudd. Temperaturalarmer og døralarmer må konfigureres i de eksterne alarminnstillingene (EAL) før de aktiverer den spenningsfrie kontakten. Les mer om innstilling av eksterne alarmer under Parameterinnstillinger.

Ledningene som er koblet til koblingsblokken for den spenningsfrie kontakten, er sikret på plass med en kabelspenningsavlastning og en sikringsplate som er skrudd på plass. Dette sikrer at det ikke er spenning på koblingsblokken og hindrer tilgang til den elektriske kretsen.

Tilkobling av spenningsfri kontakt skal utføres av en kvalifisert installatør.

Normalt lukket krets (NC)

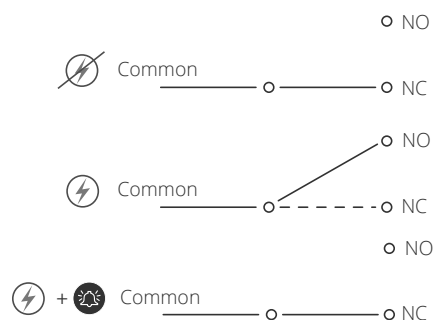

Strømtilkobling

Les følgende avsnitt grundig før du kobler til skapet. Ta kontakt med en autorisert elektriker hvis du er i tvil.

I-19*: Ved oppstilling i et vanlig scenario som ikke er underlagt reguleringer for EN 60079-0 sone 2:

Apparatet må kobles til i henhold til gjeldende lokale regler for sterkstrøm.

Vær oppmerksom på at det finnes spesielle forskrifter for produkter som er i samsvar med EN 60079-0 sone 2 og EN 60079-14: Eksplosive atmosfærer – Design, valg og montering av elektriske installasjoner.

Apparatet er produsert i henhold til EN 60079-7: Elektrisk apparat for eksplosiv gassatmosfære – Del 7: Utstyrsbeskyttelse ved forhøyet sikkerhet «e» og EN 60079-11: Elektrisk apparat for eksplosiv gassatmosfære – Del 11: Utstyrsbeskyttelse ved egensikkerhet «i»: Beskyttelsestype II 3G Ex ec ic IIB Tx Gc. Sone 2 er gjeldende sone.

Hvis apparatet installeres i et sone 2 miljø, skal installasjonen utføres av autorisert personale, eller du skal rådføre deg med slikt personale, for å sikre at apparatet installeres i henhold til gjeldende retningslinjer.


Kjøle-/fryseskapet er beregnet for tilkobling til vekselstrøm (AC). Tilkoblingsverdiene for spenning (V) og frekvens (Hz) er angitt på typeskiltet/merkeplaten.

I-20-1*: Tilgangen til strømtilkoblingen skjer via forlastdekselet som vist på baksiden av fryseren. Skru av forlastdekselet for å få tilgang til strømtilkoblingen. Sørg for at forlastdekselet monteres igjen etter at strømledningen er koblet til. Bladfjæren i forlastdekselet må gripe inn og forhåndsbelaste ledningens støpsel slik som vist i illustrasjonene nedenfor. Sørg for at støpselet er helt satt inn i tilkoblingen på skapet.

Apparatet må kobles til ekstern strømforsyning ved hjelp av en egnet enhet som mekanisk forhindrer at støpsel og kontakt utilsiktet kobles fra hverandre.

I-21*: Tilkoblingen må være merket:

“DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED” (MÅ IKKE SEPARERES MENS SPENNINGEN ER PÅ)

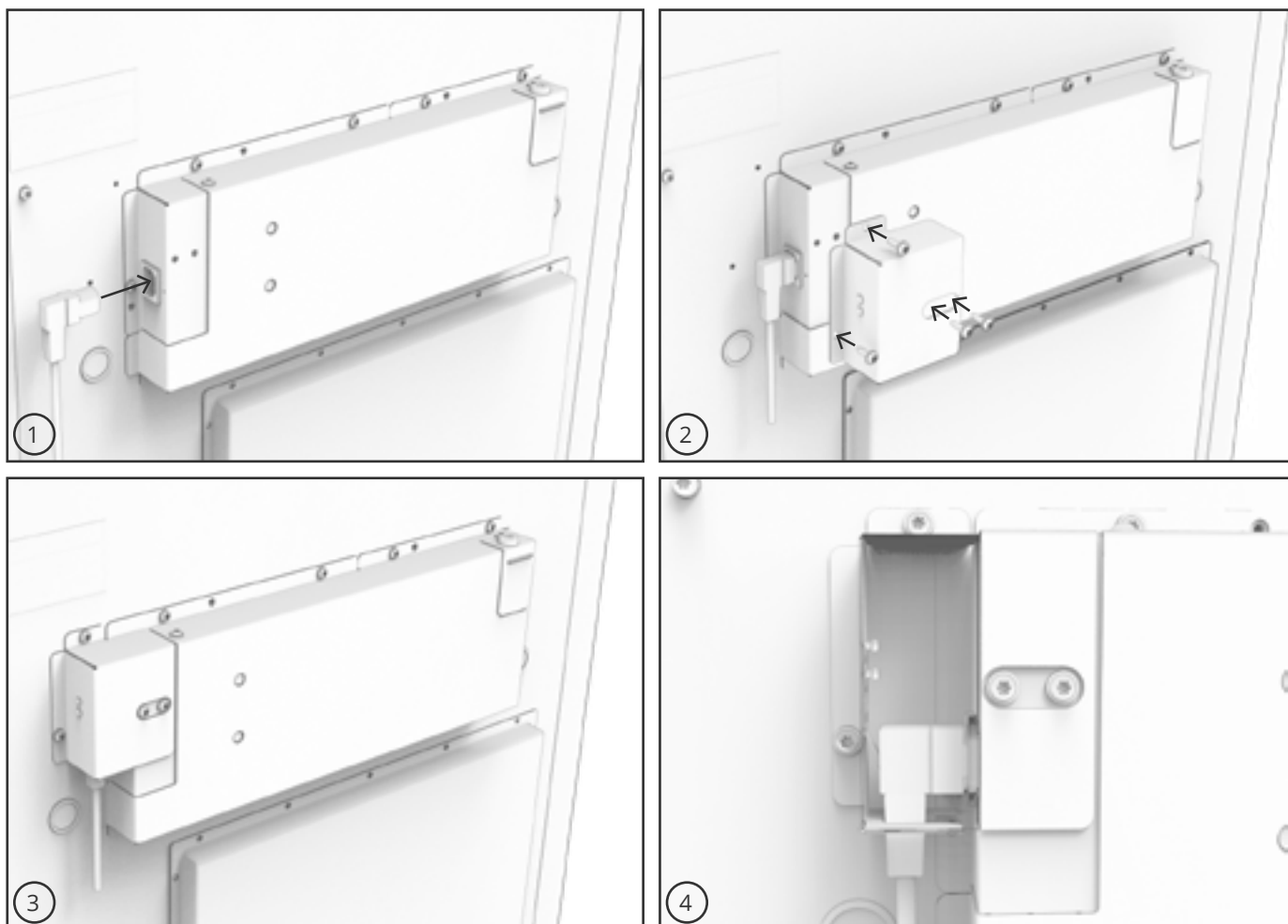

– Obs –

Sikringer og lignende må ikke fjernes, eller skiftes ut når skapet er tilkoblet en strømkilde.

Koblingsboksen må aldri åpnes mens apparatet er tilkoblet en strømkilde.

Startutstyr til kompressor må ikke demonteres når skapet er tilkoblet en strømkilde.

Ved enhver form for service eller vedlikehold, skal kjøle-/fryseskapet flyttes til et område uten antenningsfare som følge av elektriske komponenter eller gasser i apparatet.

Benytt aldri kjøle-/fryseskapet hvis støpselet er skadet. Skapet bør undersøkes av en Gram BioLine servicetekniker i slike tilfeller.

Ved oppstilling i et vanlig scenario som ikke er underlagt reguleringer for sone 2:

Apparatet må kobles til i henhold til gjeldende lokale regler for sterkstrøm.

I begge tilfeller

Bruk en 3-polet kontakt hvis stikkontakten er beregnet for dette, en ledning i grønn/gul isolasjon kobles til jordterminalen.

Strømforsyningen må være tilkoblet via en stikkontakt. Stikkontakten skal være enkelt tilgjengelig.

Alle krav til jording fra lokale myndigheter skal følges. Kjøle-/fryseskapets støpsel og stikkontakten skal være jordnet før bruk. I tvilstilfeller, ta kontakt med din lokale leverandør eller autorisert elektriker.

– For Ex-miljøer –



Spesielle vilkår for sikker bruk kan gjelde for dette produktet ved installasjon i et EN 60079-14 miljø. Se tilsvarende Ex-sertifikat for spesifikasjoner.

– Teknisk støtte –

Ved tekniske problemer må du ta kontakt med Gram BioLine teknisk støtte eller en autorisert Gram BioLine-servicepartner. Koblingsboksen eller andre elektriske komponenter må aldri demonteres.

Potensialutjevning

Denne delen av bruksanvisningen dekker potensialutjevning




I-22-1*: For installasjon i ATEX-kat. 3 Sone 2-områder, er det obligatorisk å ha potensialutjevning, det er ikke tilstrekkelig å bruke beskyttende jording gjennom nettstrømtilkoblingen.

For å sikre ekvipotensialutjevning av enheten må den monterte eksterne jordlederen brukes i samsvar med nasjonale installasjonskrav, f.eks. EN 60079-14.

- Montering av jordlederen skal utføres i samsvar med følgende illustrasjoner.
- Koblingsmulighetene finnes på baksiden av kabinettet og er merket med: **“Attention – Equipotential bonding” (Obs – Potensialutjevning).**
- Jordingslederen skal være minst 4 mm².
- Bruk en ringklemme for å sikre tilstrekkelig jording.
- Bruk den medfølgende M5-maskinskruen og skiven til å feste jordlederen til skapet. Trekk til maskinskruen med 3,2 Nm.

Jording kabinettet er illustrert på denne siden.

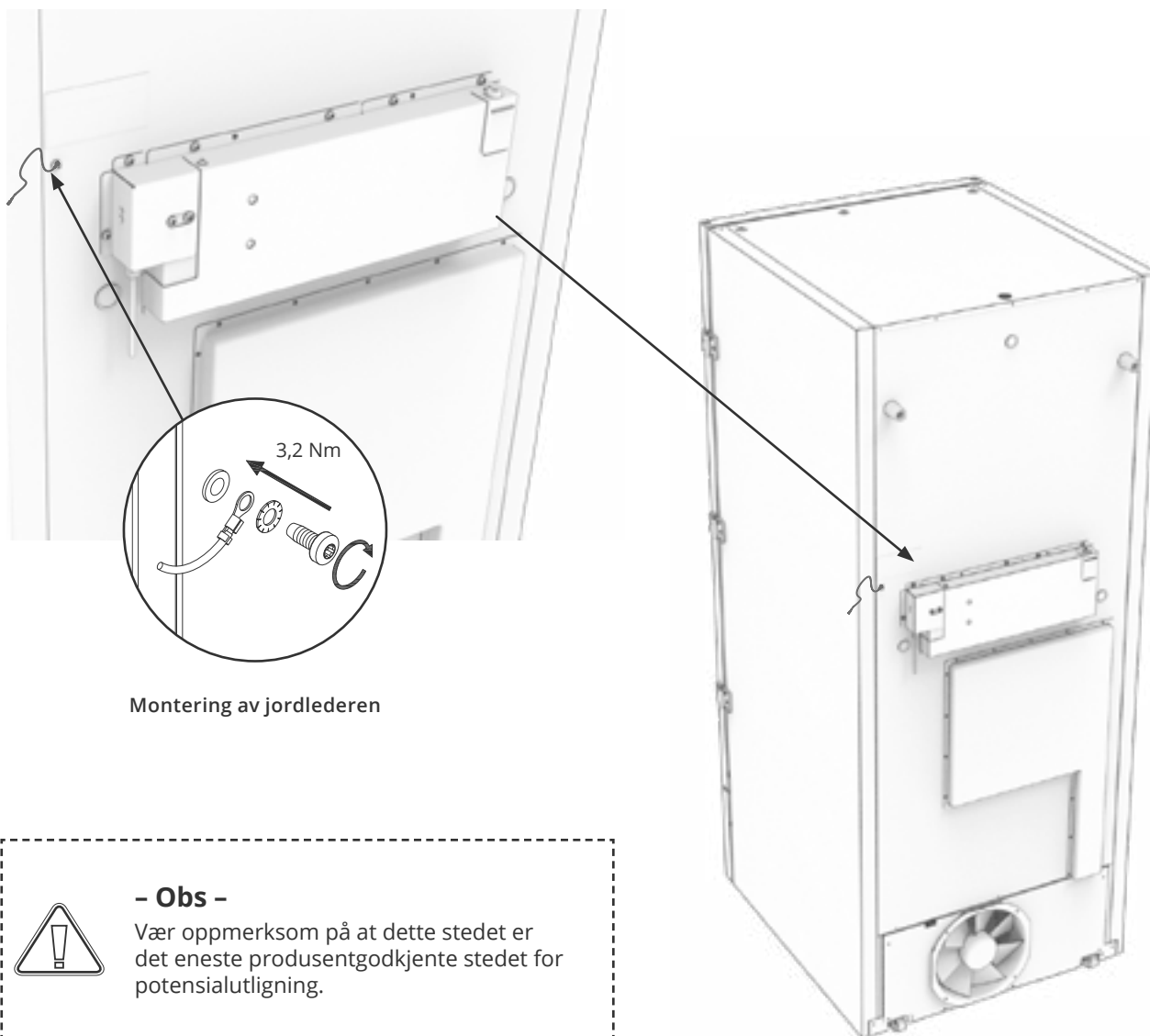

Montering av jordlederen

- Obs -

Vær oppmerksom på at dette stedet er det eneste produsentgodkjente stedet for potensialutligning.

Tilkobling til vannforsyning

Gjelder for vannkjølte og hybridkjølte (luft- og vannkjølte) skap. Når du utfører regelmessig vedlikehold av skapet, må du kontrollere alle tilkoblingene for vannkjølesystemet og påse at det ikke er noen lekkasjer.

Vannkjølt eller hybridkjølt betyr at et skap er koblet til en vannforsyning der varmen som genereres fra skapet ledes bort av anleggets vandistribusjonssystem for bruk i andre deler av anlegget. Som en ekstra sikkerhet har den hybridkjølte kondensatoren en luftkjølt kondensator i tilfelle feilfunksjon i anleggets prosessvannforsyning.

Bruk innløp/utløp som illustrert nedenfor for tilkobling til vannforsyningen. Vær oppmerksom på retningen for mating inn/ut i henhold til illustrasjonen nedenfor.




Tilkobling av vannforsyningen må utføres av en kvalifisert installatør og utføres i samsvar med lokale lover og retningslinjer.



Tilkobling av vannforsyningen må utføres av en kvalifisert installatør og utføres i samsvar med lokale lover og retningslinjer. Grensesnitt for vanntilkobling er ½" rør med utvendig metrisk grovgjenget (hann).

Anbefalt temperatur på vannforsyningen bør være fra +12 °C til +7 °C og maksimalt 30 °C.

Anbefalt vannstrømningstrykk er 0,5 til 1 bar. Maksimalt driftsvanntrykk må ikke overstige 10 bar. Anbefalt partikkelstørrelse i vann kan ikke være større enn 1 mm (0,04 tommer). En sil med maskestørrelse 16-20 (antall åpninger per tomme) skal installeres før inntaket for å beskytte skapet og dets funksjonalitet.

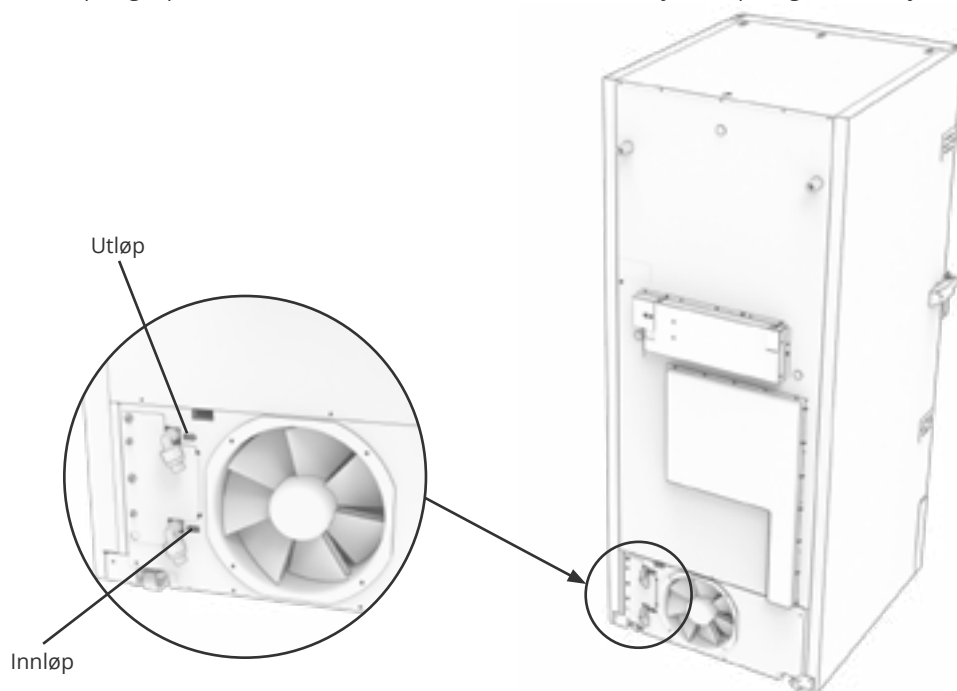


- Obs -

Skapet må ikke flyttes når det er koblet til vannforsyningen.
Vær oppmerksom på at det ikke må oppstå vannlekkasjer.

Oppstart

Digitalt display

Det digitale displayet som vises nedenfor, viser skapets temperatur og indikerer om skapet er koblet til en strømkilde.

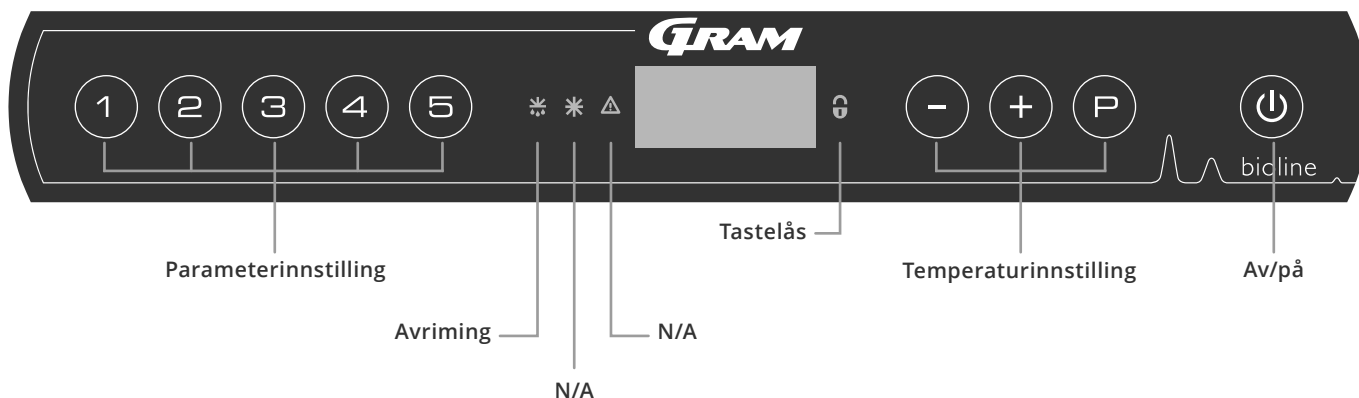

O-1*: På/Av

Trykk -knappen for å slå på skapet. Trykk i 6 sekunder for å slå av skapet. Kjøle-/fryseskapets programvareversjon vil vises når kjøle-/fryseskapet slås på, etterfulgt av programvarevarianten. Kjøle-/fryseskapet er klart til bruk når temperaturen vises. Skapet vil alltid starte driften når det først er koblet til en strømforsyning. For eksempel etter et strømbrytning eller når du kobler til skapet for første gang.

- Obs -

Pass på at skapet er slått av og at støpselet er tatt ut av stikkontakten før det utføres service på elektriske komponenter.



Det er ikke nok å bare slå av skapet på -knappen ettersom det kan finnes strøm i enkelte elektriske komponenter i skapet. Hvis sikringer eller lignende skal skiftes ut, må skapet flyttes til et trygt område.

- For Ex-miljøer -



IKKE ÅPNE, VEDLIKEHOLDE ELLER JOBBE I ET OMRÅDE DER DET FINNES EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE

- Obs -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.



Parameterinnstilling

Gir tilgang til skapenes konfigurerbare parametre, som alarmer, testprogram og sensorverdier.

Avriming

Avriming pågår på varmeveksler.

Tastelås

Låst, ingen tilgang til funksjoner eller menyer.

Temperaturinnstillinger

Innstilling av temperatursettpunkt og navigasjon i menyene.

On/Off

Slå skapet av og på, og navigasjon i menyene.

O-2*: Temperaturinnstilling

Temperatur stilles inn ved å holde inne og trykke enten eller . Bekreft innstillingene ved å slippe knappene.

Intro til navigering av menyen

I tillegg til å stille inn temperaturen og slå av/på, kan , , og brukes til å navigere i menyen og stille inn skapets parametre.

Knappene har følgende funksjoner i menyene:

- Åpne et menytrinn/bekreft en innstilt verdi i parameterinnstillingene.
- Bla oppover i en meny/øke en gitt verdi i parameterinnstillingene (f.eks. alarmgrense).
- Bla nedover i en meny/redusere en gitt verdi i parameterinnstillingene (f.eks. alarmgrense).
- Gå tilbake et menytrinn.

Gjennomgang av meny

Menyen nedenfor gir en rask oversikt over skapets parameterinnstillinger.

Brukermeny

Menytilgang $\text{P} + \text{1} \rightarrow$	$\downarrow$	$\rightarrow$		
Lokale alarminnstillinger	LAL	LhL	[° C]	Øvre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A2]
		LLL	[° C]	Nedre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A3]
		Lhd	[Min.]	Forsinkelse av øvre alarmgrense
		LLd	[Min.]	Forsinkelse av nedre alarmgrense
		BU	Av/på	Akustisk signal for alarmkoder [A2], [1=on/0=off]
Eksterne alarminnstillinger	EAL	EhL	[° C]	Øvre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A4]
		ELL	[° C]	Nedre alarmgrense. Kode for aktivert alarm [A5]
		Ehd	[Min.]	Forsinkelse av øvre alarmgrense
		ELd	[Min.]	Forsinkelse av nedre alarmgrense
		BU	Av/på	Akustisk signal for eksterne alarmkoder [A4], [A5]. [1=on/0=off]
Sensor offset	cAL	cA	[° K]	A-sensor offset. Referansesensor for kjølesystem
		cE	[° K]	F-sensor offset. Referansesensor for display og alarmer
	ALL			Aktivering av tilhørende alarmgrenser. [FAS]= låste grenser/[ESC]=følger settpunkt
	dPS			Referansesensor for displayet (A eller E) (E er fabrikkinnstilling)

Andre snarveier

Knapper	Varighet	Funksjon
$\text{P} + \text{P}$	> 3 sekunder	Start eller stopp avriming
$\text{P} + \text{1}$	> 6 sekunder	Aktivere/deaktivere tastelåsen
P	-	Viser temperatursettpunktverdi
$+$	-	Viser høyeste registrerte temperaturtopp (siden siste tilbakestilling av alarmhistorikk)
$-$	-	Viser laveste registrerte temperaturtopp (siden siste tilbakestilling av alarmhistorikk)
$+$ + $-$	> 3 sekunder	Tilbakestille alarmhistorikk
$\text{P} + \text{1} + \text{3}$	> 6 sekunder	Tilbakestilling av innstilte parametere. Gjenopprette fabrikkinnstillinger
$\text{P} + \text{1}$	> 3 sekunder	Tilgang til brukermeny og alarminnstillinger

Feilkoder

Følgende tabell dekker de ulike feilkodene som kan oppstå

Displaykode	Forklaring
[A2]	Lokal øvre alarmgrense (LhL) er eller har blitt aktivert.
[A3]	Lokal nedre alarmgrense (LLL) er eller har blitt aktivert.
[A4]	Ekstern øvre alarmgrense (EHL) er eller har blitt aktivert.
[A5]	Ekstern nedre alarmgrense (ELL) er eller har blitt aktivert.
F1	Feil på sensor for kjølesystem. Kjølesystemet vil bruke et nødprogram for å starte opp kjøle-/fryseskapet. Temperaturstabiliteten vil bli påvirket. Behov for service.
F2	Feil på fordampersensor. Behov for service. OBS! F2-feil kan oppstå ved oppstart. Vennligst ignorer i 10-15 minutter.
F3	Feil på kondensatorsensor. Behov for service.
F5	Feil på display- og alarmsensor. Behov for service.
F7	F7 angir at kondensatortemperaturen er for høy. Slå av skapet og kontroller at kondensatoren ikke er tildekket av uønskede elementer, og se etter om kondensatoren (og muligens filteret) er rent. Service er nødvendig hvis problemet vedvarer.
F8	Bryteren for overtrykksbeskyttelse har blitt utløst av for høyt trykk i LT-kjølesystemet.

Kvittering av akustisk alarm

Temperaturalarmkoder [A2] og/eller [A3]: Blinker i displayet. Trykk $\textcircled{P}$ for å kvittere.

Displayet fortsetter å blinke hvis temperaturen ikke er innenfor alarmgrensene.

Låsealarmer: [A2], [A3], [A4], [A5]

På grunn av de potensielle implikasjoner av alarmer, vil det røde varseltrekantlyset lyse samtidig som den tilsvarende alarmkoden vil blinke i displayet. Alarmtilstanden vil forbli på til den bekreftes ved å trykke $\textcircled{P}$.

Avlesning av alarmhistorikk – Eksempel [A2]

[A2] blinker i displayet – Temperaturen har overskredet innstilt verdi for den øvre temperaturgrensen, LhL.

Trykk $\textcircled{P}$ for å kvittere [A2]. Displayet fortsetter å blinke for å vise at det finnes informasjon i alarmhistorikken. Trykk $\textcircled{+}$, Htt (High temperature time) som vist ovenfor. Trykk på $\textcircled{P}$ for å se hvor lenge temperaturen var over innstilt alarmgrense. Trykk $\textcircled{P}$ for å returnere til Htt. Trykk $\textcircled{+}$ for å gå til Ht (Highest temperature). Trykk $\textcircled{P}$ for å lese av høyest registrert temperatur under Htt. Trykk $\textcircled{P}$ for å returnere til Ht og trykk $\textcircled{P}$ igjen for å forlate alarmhistorikken.

Prosedyren for å lese av en [A3] alarm er identisk bortsett fra å angi alarmhistorikken med $\textcircled{-}$. Parametrene er Ltt og Lt ved avlesning av temperaturer under innstilt verdi.

Et blinkende display uten alarmkoder angir at alarmkodene er kvittert, men at alarmsystemet inneholder informasjon.

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk gjøres ved å holde nede $\textcircled{-}$ og $\textcircled{+}$ i mer enn 3 sekunder. Et akustisk signal vil høres når tilbakestillingen er komplett.

Lokal øvre alarmgrense Lokal nedre alarmgrense

Følgende del dekker innstilling av øvre og nedre temperaturalarmgrenser.

O-3*: LhL – Stille inn øvre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «LhL». Øvre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) eller (–) for å stille inn ønsket verdi for øvre alarmgrense
- ↳ Trykk (P) for å bekrefte valget
 - Øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke (⏏), og navigér deretter med (+) eller (–)
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke (⏏) flere ganger inntil skaptemperaturen vises i displayet

O-4*: LLL – Stille inn nedre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) for å fortsette til «LLL»
- ↳ Trykk (P) for å velge «LLL». Nedre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) eller (–) for å stille inn ønsket verdi for nedre alarmgrense
- ↳ Trykk (P) for å bekrefte valget
 - Nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på (⏏), og navigér deretter med (+) eller (–)
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (⏏) flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



– Obs –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/frysescapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Tidsforsinkelse på lokal døralarm

Følgende del dekker innstillingen av forsinkelse for lokale øvre og nedre temperaturalarmgrenser.

O-5*: Lhd – Stille inn tidsforsinkelse på lokal øvre alarmgrense [min.]

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) flere ganger til «Lhd» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «Lhd». Forsinkelse av øvre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) eller (–) for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av øvre alarmgrense
- ↳ Trykk (P) for å bekrefte valget
 - Tidsforsinkelse på øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke (⏻), og navigér deretter med ved å bruke (+) eller (–)
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (⏻) flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

O-6*: LLd – Stille inn tidsforsinkelse av lokal nedre alarmgrense [min.]

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) flere ganger til «LLd» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «LLd». Forsinkelse av nedre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) eller (–) for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av nedre alarmgrense
- ↳ Trykk (P) for å bekrefte valget
 - Tidsforsinkelse av nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på (⏻), og navigér deretter ved å bruke (+) eller (–)
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (⏻) flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



– Obs –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/frysescapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Lokale akustiske innstillinger

Følgende del dekker innstilling av lokale akustiske alarmer.

O-9*: BU – Aktivering/deaktivering av lokale, akustiske alarmer

- ↳ Trykk og hold inne $\textcircled{P}$ + $\textcircled{1}$ i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk $\textcircled{P}$ for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk $\textcircled{+}$ flere ganger til «bU» vises i displayet
- ↳ Trykk $\textcircled{P}$ for å velge «bU».
- ↳ Trykk $\textcircled{+}$ eller $\textcircled{-}$ for å aktivere/deaktivere lokale, akustiske alarmer [1=aktivert/0=deaktivert]
- ↳ Trykk $\textcircled{P}$ for å bekrefte valget
 - Lokale akustiske alarmer er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke $\textcircled{U}$, og navigér deretter med $\textcircled{+}$ eller $\textcircled{-}$
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på $\textcircled{U}$ flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



- Obs -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Eksterne alarminnstillinger

Ekstern øvre alarm Ekstern nedre alarm

Følgende del dekker innstilling av øvre og nedre alarmgrenser for ytre temperatur.

O-10*: EhL – Stille inn ekstern øvre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk + flere ganger til «EAL» vises i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «EAL». «EhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «EhL». Ekstern øvre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk + eller - for å stille inn ønsket verdi for ekstern øvre alarmgrense
- ↳ Trykk P for å bekrefte valget
 - Ekstern øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på U , og navigér deretter med + eller -
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på U flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

O-11*: ELL – Stille inn ekstern nedre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk + flere ganger til «EAL» vises i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «EAL». «EhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk + for å fortsette til «ELL»
- ↳ Trykk P for å velge «ELL». Ekstern nedre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk + eller - for å stille inn ønsket verdi for ekstern nedre alarmgrense
- ↳ Trykk P for å bekrefte valget
 - Ekstern nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på U , og navigér deretter med + eller -
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på U flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



- Obs -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense Forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense

Følgende deler dekker innstillingen av forsinkelse for eksterne øvre og nedre alarmer.

O-12*: Ehd – Stille inn tidsforsinkelse av ekstern øvre alarmgrense [min.]

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk (+) for å fortsette til «EAL»
- ↳ Trykk (P) for å velge «EAL». «EhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) flere ganger til «Ehd» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «Ehd». Forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) eller (–) for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense
- ↳ Trykk (P) for å bekrefte valget
 - Tidsforsinkelse av ekstern øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på (⏏), og navigér deretter med (+) eller (–)
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (⏏) flere ganger inntil skaptemperaturen vises i displayet

O-13*: ELd – Stille inn forsinkelsen for den eksterne nedre alarmgrensen [min.]

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk (+) for å fortsette til «EAL»
- ↳ Trykk (P) for å velge «EAL». «EhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) flere ganger til «ELd» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «ELd». Forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk (+) eller (–) for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av nedre alarmgrense
- ↳ Trykk (P) for å bekrefte valget
 - Tidsforsinkelse av ekstern nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på (⏏), og navigér deretter med (+) eller (–)
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (⏏) flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



– Obs –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Eksterne akustiske innstillinger

Følgende del dekker innstillingen av eksterne akustiske alarmer.

O-16*: BU – Aktivering/deaktivering av eksterne, akustiske alarmer

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder. «LAL» vises i displayet
- ↳ Trykk + for å fortsette til «EAL»
- ↳ Trykk P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk + flere ganger til «bU» vises i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «bU»
- ↳ Trykk + eller - for å aktivere/deaktivere eksterne, akustiske alarmer [1=activated/0=deactivated]
- ↳ Trykk P for å bekrefte valget
 - Eksterne, akustiske alarmer er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke U , og navigér deretter med + eller -
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på U flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



- Obs -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Sensor offset

Følgende del dekker A- og E-sensor offset.

Temperatursensorene som er tilkoblet MPC-kontrollenheten, kan justeres uavhengig av hverandre i parameteren cAL. Offset brukes i tilfeller der det finnes avvik i skapets reelle ytelse sammenlignet med displayet og/eller kontrolltiltak via uavhengig temperaturovervåking.

Skapet er utstyrt med en sensor (A-sensor) og en ekstra sensor (E-sensor).

A-sensoren brukes til å styre skapets kjølesystem og er festet i en gitt posisjon i skapet. A-sensoren må ikke flyttes.

E-sensoren er plassert i skapets oppbevaringsrom. E-sensoren er standard displaysensor og referanse for alarmene. E-sensoren påvirker ikke kjølesystemet.

A-sensoren justeres hvis aktuell temperatur i kjøle-/fryseskapet ikke matcher settpunktet, til tross for at hysteres tas i betraktning. A-sensor offset kalles «cA».

E-sensoren er offset dersom den faktiske temperaturen i skapets display ikke stemmer overens med den uavhengige temperaturovervåkingen som brukes for kontroll, forutsatt at displaysensoren som referanse er E-sensoren. E-sensor offset kalles «cE»

Praktisk eksempel på offset:

Eksempel 1

Temperaturen i skapet er høyere enn faktisk settpunkt.

Med et settpunkt på $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ er den reelle temperaturen i skapet mellom -78 og $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ønsket temperaturområde er mellom -79 og $-81\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dette betyr at «cA» i dette tilfellet skal være $+1,0\text{ K}$, slik at kjølesystemet stopper $1,0\text{ K}$ senere og starter $1,0\text{ K}$ tidligere enn settpunktet normalt ellers ville tilsi.

Eksempel 2

Temperaturen i skapet er lavere enn faktisk settpunkt.

Med et settpunkt på $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ er den reelle temperaturen i skapet mellom -80 og $-82\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ønsket temperaturområde er mellom -79 og $-81\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dette betyr at «cA» i dette tilfellet skal være $-1,0\text{ K}$, slik at kjølesystemet stopper $1,0\text{ K}$ før og starter $1,0\text{ K}$ senere enn settpunktet normalt ellers ville tilsi.

A-sensor offset

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk $+$ flere ganger til «cAL» vises i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «cAL». «cA» vises nå i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «cA»
- ↳ Trykk $+$ eller $-$ for å justere A-sensoren
- ↳ Trykk P for å bekrefte valget
 - A-sensoren er nå offset. Fortsett til andre parametre ved å trykke U , og navigér deretter med $+$ eller $-$
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på U flere ganger inntil skaptemperaturen vises i displayet

E-sensor offset

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk $+$ flere ganger til «cAL» vises i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «cAL». «cA» vises nå i displayet
- ↳ Trykk $+$ til «cE» vises i displayet
- ↳ Trykk P for å velge «cE»
- ↳ Trykk $+$ eller $-$ for å justere E-sensoren
- ↳ Trykk P for å bekrefte valget
 - E-sensoren er nå justert. Fortsett til andre parametre ved å trykke U , og navigér deretter med $+$ eller $-$
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på U flere ganger inntil skaptemperaturen vises i displayet

Tilhørende/innstilte alarmgrenser

Følgende del handler om tilhørende eller innstilte alarmgrenser.

ALL– Innstilling av tilhørende/angitte alarmgrenser

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk (+) flere ganger til «ALL» vises i displayet
- ↳ Trykk (P) for å velge «ALL»
- ↳ Trykk (+) eller (–) for å velge innstilte (FAS) eller eskorterte (ESC) alarmgrenser
- ↳ Trykk (P) for å bekrefte valget
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (P) flere ganger inntil skaptemperaturen vises i displayet



«Set alarm» er faste grenser som arbeider uavhengig av settpunktet. Alarmgrenser vil være de valgte verdiene uavhengig av om settpunktet endres.

«Tilhørende alarm» er faste grenser som er låst til settpunktet. Alarmgrensene for temperatur vil endres når settpunktet endres.



– Obs –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Displaysensor

Følgende del handler om hvilken sensor som skal vises i displayet.

O-18*: dPS – Valg av referansesensor for displayet

- ↳ Trykk og hold inne $\textcircled{P}$ + $\textcircled{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk $\textcircled{+}$ flere ganger til «dPS» vises i displayet
- ↳ Trykk $\textcircled{P}$ for å velge «dPS»
- ↳ Trykk $\textcircled{+}$ eller $\textcircled{-}$ for å velge enten A- eller E-sensor
- ↳ Trykk $\textcircled{P}$ for å bekrefte valget
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på $\textcircled{\text{ON}}$ flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



dPS endrer kun referansesensoren for displayet, ikke referansesensoren for alarmene.



Referansesensoren for kjølesystemet er en A-sensor. Dette kan ikke endres.



- Obs -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Rengjøring

Manglende rengjøring kan føre til at skapet ikke fungerer slik det skal eller ikke i det hele tatt.



Skapet må tines helt før rengjøring.

Kjøle-/fryseskapet skal rengjøres innvendig med en mild såpeløsning (maks. 85 °C) med jevne mellomrom, og kjøle-/fryseskapet skal kontrolleres grundig før det settes i drift.

Rengjøringsmidler med en pH på 5 ± 1 kan brukes når en mild såpeløsning og/eller vann brukes til å fjerne stoffer som kan skade kabinettkomponenter eller overflater. Rengjøringsmiddelet skal være kompatibelt med materialer som stål, legering, metallplater, lakk og plast.

Kompressorrommet og spesielt kondensatoren skal være støv- og smussfritt til enhver tid. Dette gjøres best med en støvsuger og en børste.

Ikke spyl kompressorrommet med vann, da dette kan føre til kortslutninger i det elektriske systemet.

Klor eller klorholdige rengjøringsmidler, slipende midler eller løsemiddelholdige forbindelser samt andre etsende midler må ikke brukes, da disse kan skade kabinettet og komponentene.

Kondensatorens plassering er illustrert nedenfor.



Dørpakning

Følgende del handler om hvor viktig det er med tette dørpakninger.


Dørpakninger er en viktig del av et skap, dørpakninger med nedsatt funksjonalitet reduserer hvor tett skapet er. Svekkede tetninger kan føre til isdannelse (og dermed redusert kjølekapasitet), og i noen tilfeller redusert forventet levetid for skapet.

Det er derfor veldig viktig å kontrollere tilstanden til dørpakningene. Regelmessig inspeksjon anbefales.

Dørpakningene må rengjøres med jevne mellomrom med en mild såpeløsning.

Hvis en dørpakning må skiftes ut, skal du kontakte din lokale Gram BioLine-forhandler.

Illustrasjonen nedenfor viser plasseringen av pakningene.

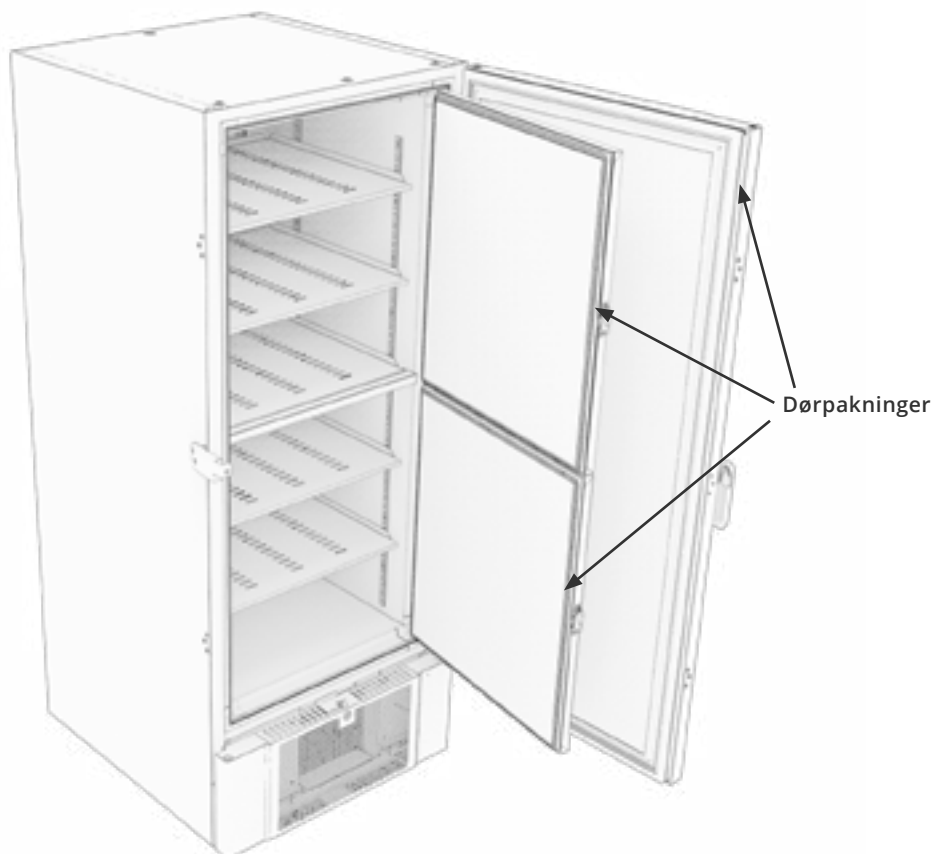

Avriming av innerdører og kabinett

Følgende del dekker prosedyren for manuell avriming av innvendige dører og skap.



BioUltra har ikke automatisk avrimingssystem og krever manuell avriming.

Hvis det dannes for mye rim og is der det hindrer ytelse, generell bruk og/eller elementsikkerhet, er det nødvendig å avrime kammeret og innerdørene.


Vennligst følg prosedyren beskrevet nedenfor for å rense kammeret og de indre dørene for frost.

- ↳ (Hvis aktuelt) Slå av backup-systemet
- ↳ Flytt de lagrede varene til et egnet miljø
- ↳ Slå av skapet
- ↳ Åpne de innvendige dørene mer enn 90°
- ↳ Løft av de innvendige dørene og la enten isen tine eller avrim manuelt
- ↳ La fryseren avrimes ved å tine (med dørene åpne) Avrimingsmidler som varmt vann må ikke brukes.
- ↳ Samle opp vannet som har samlet seg i bunnen av kammeret
- ↳ Etter rengjøring av de innvendige dørene og kammeret, gjenmonteres de innvendige dørene på skapet
- ↳ Slå på skapet igjen i henhold til prosedyrene i «Oppstart»
- ↳ Legg varene tilbake i kammeret når temperaturen har stabilisert seg ved ønsket temperatur
- ↳ (Hvis aktuelt) Slå på backup-systemet

Bruk isskraperen som følger med skapet til manuell avriming, ikke hakk eller flis opp isen



Om nødvendig er det mulig å avrime innerdørene med jevne mellomrom uten å ta skapet ut av drift. Demonter de innvendige dørene i henhold til instruksjonene på denne siden, og tin manuelt eller ved avriming. Sørg for at ytterdøren er lukket mens de indre dørene avrimes.

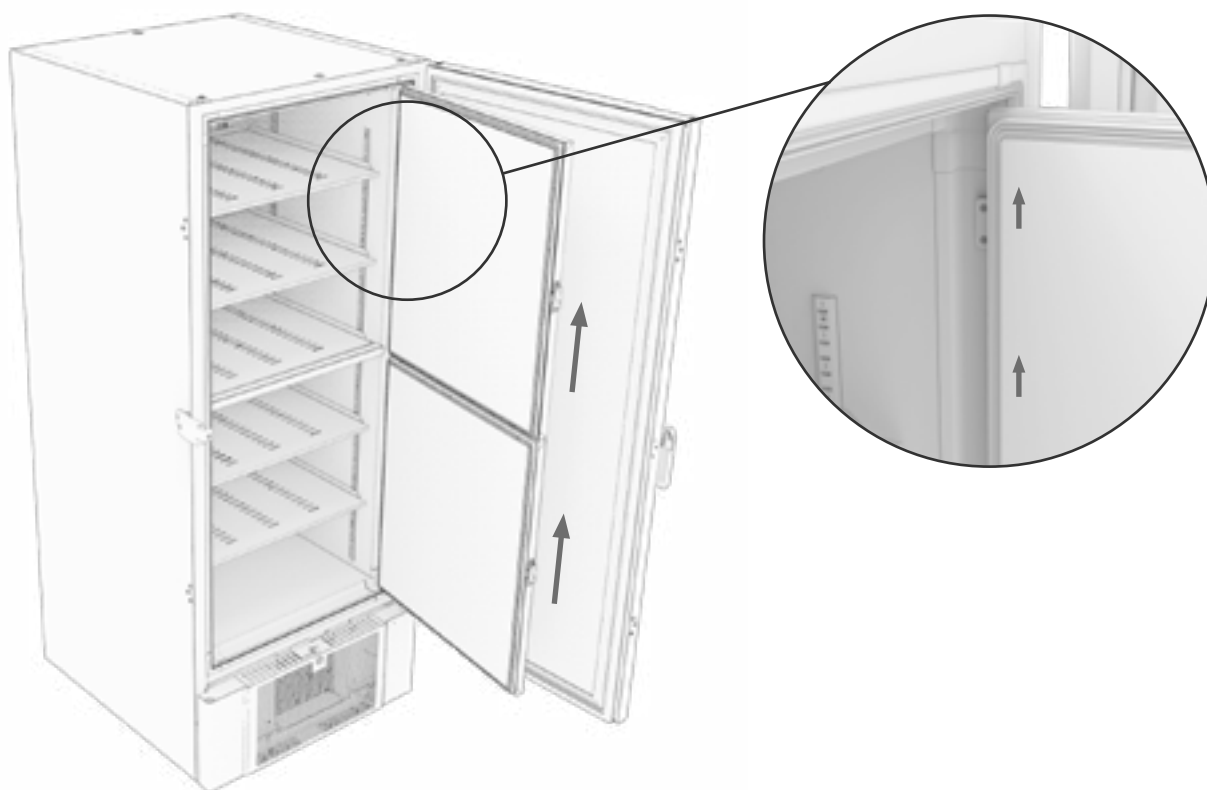


Utjevningsventil

Utjevningsventilen kan kreve rengjøring, avhengig av bruk og omgivelsesforhold.

I løpet av noen uker kan det dannes en liten mengde is rundt innsiden av trykkutjevningsventilen. Hvis det får bygge seg opp, hindres trykkutjevning til et punkt hvor skapet ikke er i stand til å utligne gjennom ventilen etter en åpning av døren.

Dette tvinger i sin tur utligningen til å skje over dørpakningene. Dette kan skade pakninger og skape uønskede isdannelser rundt døren og svært lange utligninger.

Kontroller regelmessig at utjevningsventilen og porten som fører inn i lagringskammeret, er frie for is og i god stand.

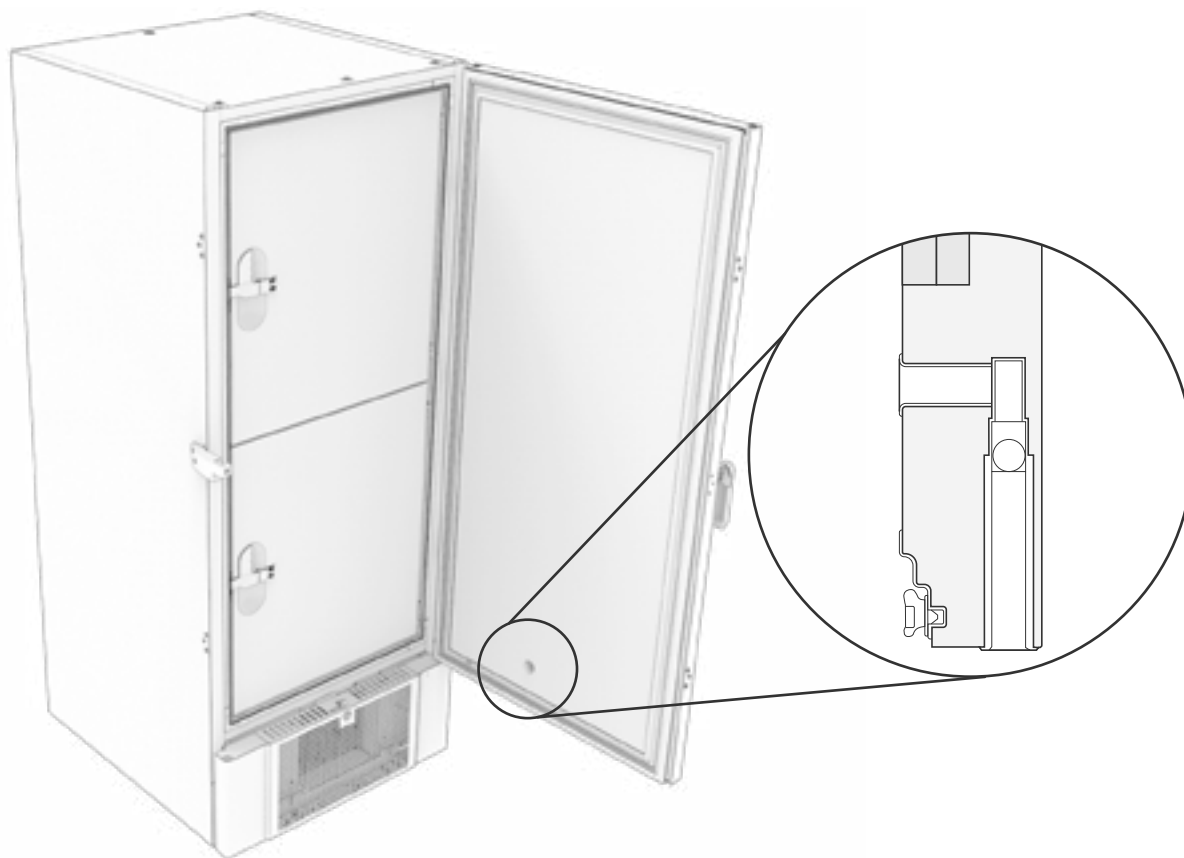

Illustrasjonene ovenfor viser plasseringen av utjevningsventilen

Ansvar

Les nøye følgende informasjon om teknisk sikkerhet og ansvar for produkter fra Gram BioLine.



- ADVARSEL -

IKKE ÅPNE, VEDLIKEHOLDE ELLER JOBBE I ET OMRÅDE DER DET FINNES EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE



- Ved service -

Pass på at enheten er slått av og at støpselet er tatt ut av stikkontakten før det utføres service på skapet. Det er ikke nok å bare slå av skapet med av/på ⏻ -knappen ettersom strømmen kan fortsette i enkelte elektriske komponenter av skapet.



Garantien kan bli ugyldig hvis skapet brukes til andre formål enn tiltenkt bruk, eller på annen måte ikke i samsvar med retningslinjene i bruksanvisningen.



Defekte deler må skiftes ut med originaldeler fra Gram BioLine. Gram BioLine kan kun garantere skapenes funksjonalitet og sikkerhet hvis det ovenfornevnte følges.



Skapet må kontrolleres minst én gang i året av en autorisert tekniker fra Gram BioLine. Kjølesystemet og den hermetisk lukkede kompressoren krever ikke vedlikehold. Kondensatoren må imidlertid rengjøres regelmessig.



Vær oppmerksom på at skap som bruker hydrokarboner (HC) som kjølemiddel, kan ha behov for spesialhåndtering fra kvalifiserte teknikere.

Type/nummerskilt

Hvis kjølingen svikter, må du først se om kjøle-/fryseskapet er slått av utilsiktet eller om det har gått en sikring.

Hvis du ikke finner årsaken til feilen, ta kontakt med leverandøren og oppgi type og S/N. Denne informasjonen finner du på type-/nummerskiltet.




Gjennomføring

Alle BioLine-skap er utstyrt med en tilgangsport på baksiden av skapene. Denne kan brukes til å enkelt montere eksterne sensorer og lignende.

Illustrasjonen nedenfor viser en tilgangsport på et BioUltra-skap. Alle tilgangsporter er laget på samme måte, med en konisk plugg av polystyren (montert på baksiden av skapet og på innsiden av skapet).

Vær oppmerksom på at det før oppstart er svært viktig å sikre at tilgangsporten er ordentlig tett etter montering av sensor, probe osv.


Hvis ikke, kan det føre til redusert ytelse eller funksjonsfeil i skapet.

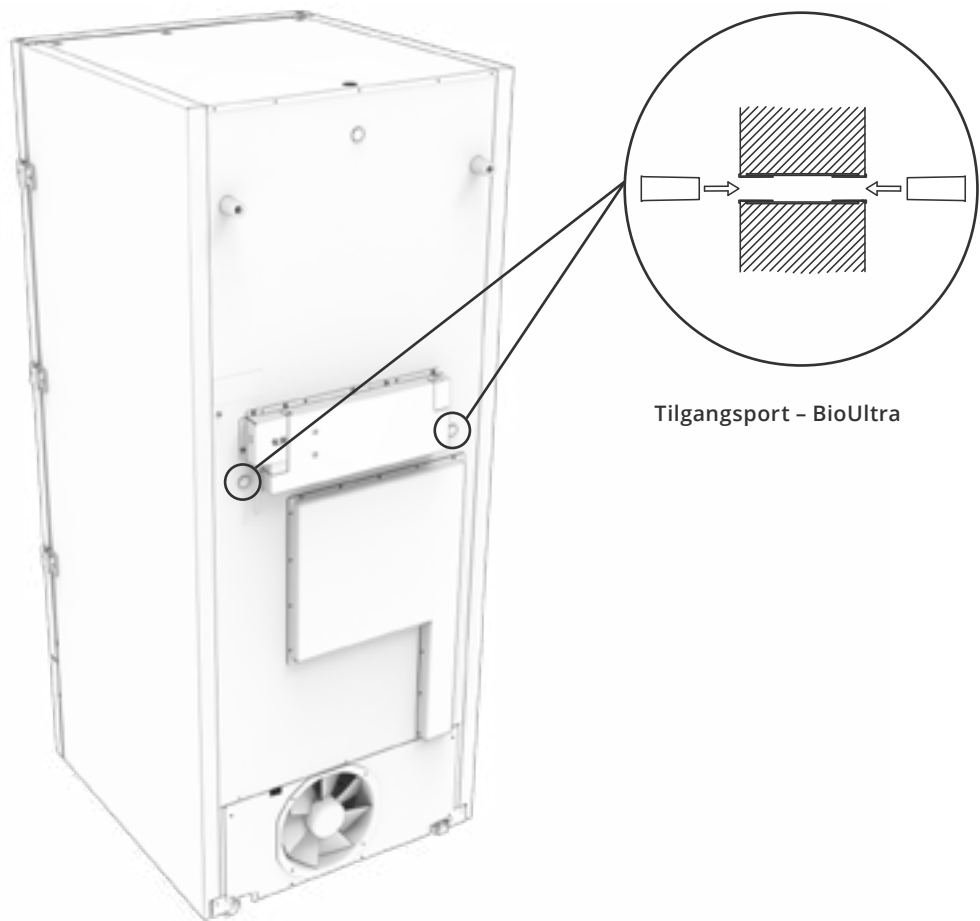

Dørlås


BioUltra-skapene er utstyrt med en sikkerhetslås.

Illustrasjonene nedenfor viser dørlåsen

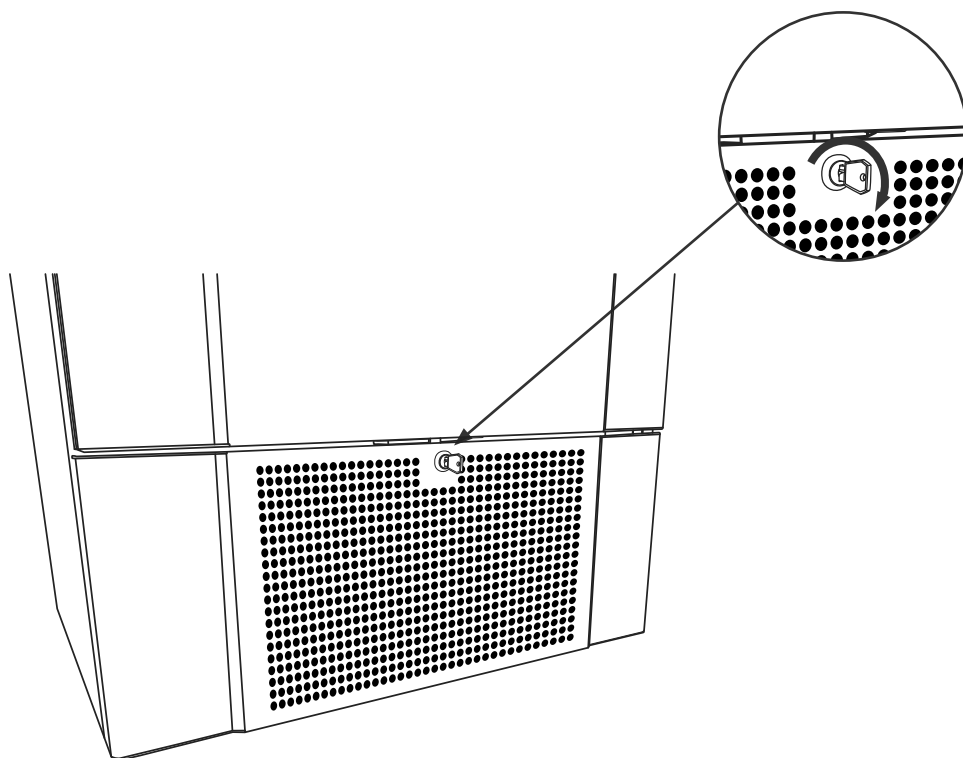

Bokser og stativer

Denne delen dekker antall stativer som er lagret i skapet.

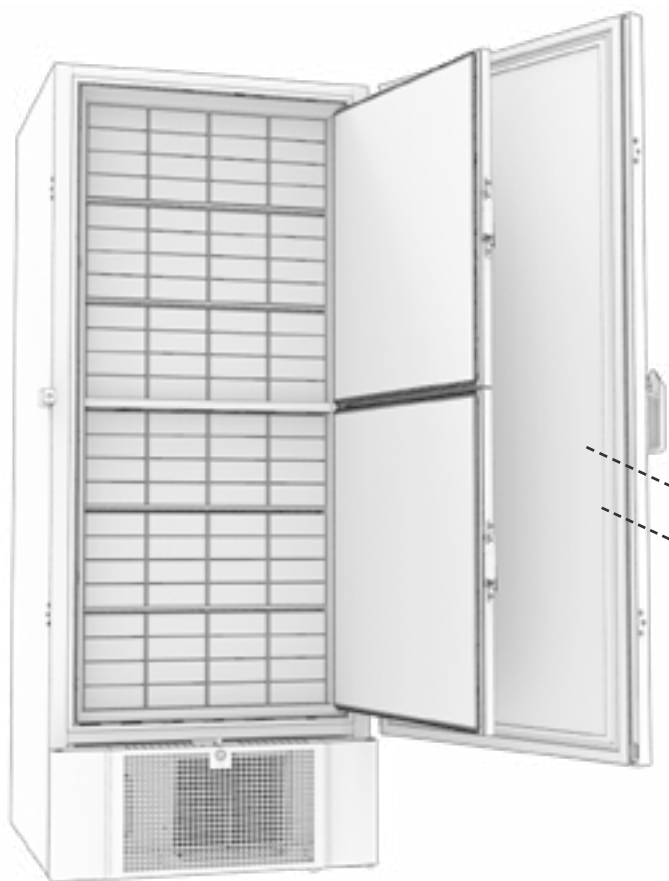


Boksstørrelse	Antall bokser	Antall stativer
2"/50 mm	384	24 (4 x 4 hyller)
3"/75 mm	192	16 (3 x 4 hyller)
4"/100 mm	192	24 (2 x 4 hyller)

Montere/demontere dørhåndtak

Dørhåndtaket kan enkelt demonteres og monteres igjen.

Hvis håndtaket må tas av, må du påse at det gjenmonteres på skapet før du starter det opp igjen.

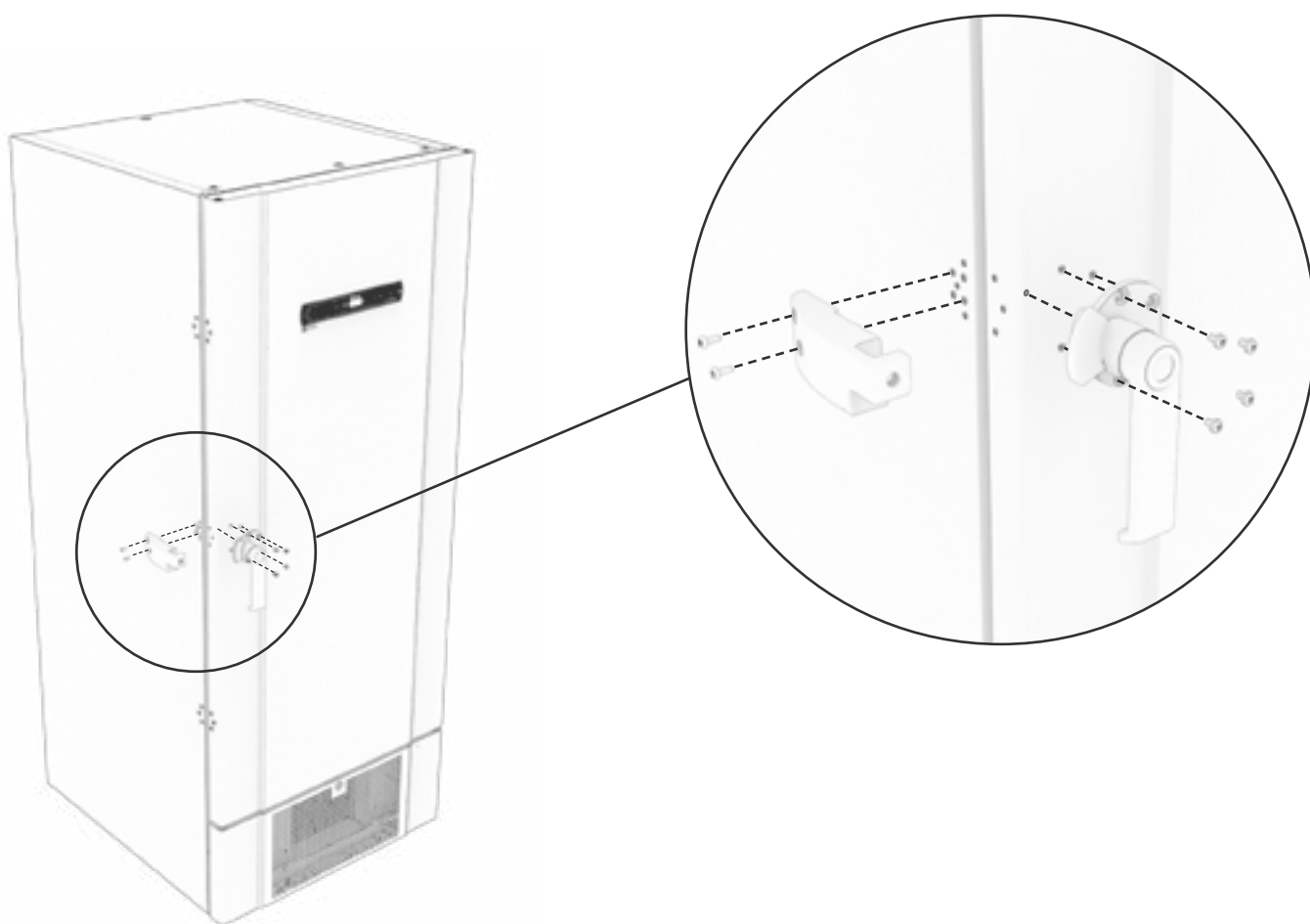

- Obs -

Kjøle-/fryseskapet må ikke brukes uten dørhåndtak.

Viktig



- VIKTIG -

1. Skapets kabinett, kompressorrommet og interiøret kan ha skarpe kanter. Bruk sunn fornuft når du håndterer skapet for å unngå skader.
2. Fare for klemskader i dørkarmen mellom døren og kabinettet. Bruk sunn fornuft når du åpner og lukker skapdøren. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
3. Hjul der bena ikke er utfelt, kan føre til uventede bevegelser av skapet. Lås trinsene/hjulene etter installasjon. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
4. Pass på at minst to av skapets ben er utfelt når skapet plasseres.
5. Unngå å berøre viftene mens kjøle-/fryseskapet er koblet til strømforsyningen for å hindre personskader. Hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges kan det oppstå personskader.
6. Avrimingsmidler som varmt vann må ikke brukes når skapet avrimes.
7. Skap med vannkjøling må ikke lekke.
8. Ingen uautoriserte endringer er tillatt

Avfallshåndtering

Denne delen beskriver avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.


Hos Gram BioLine er vi opptatt av miljømessig bærekraft og fullt samsvarer med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, hvis avfallet (WEEE) ikke blir håndtert på riktig måte. Avfallshåndtering av apparater i EU-land skal utføres i samsvar med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Dette kjøleskapet eller fryseren er spesialutviklet for biovitenskapelige formål, og det er derfor viktig å rengjøre apparatet grundig for å forhindre rester eller skadelige stoffer. Selv om ikke WEEE-direktivet krever at rengjøring dokumenteres, anses det som god praksis å sikre at kjøleskapet er fritt for forurensning før det sendes til resirkulering eller avfallshåndtering. Dette bidrar til å beskytte personer som er ansvarlige for håndtering av apparatet, og sikrer en sikker og miljøvennlig resirkuleringsprosess.

Riktig avfallshåndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr bidrar til å redusere avfall og minimere miljøpåvirkningen. Ved å følge riktig håndteringspraksis støtter organisasjonen forurensningsforebygging og ressursbevaring. Resirkulerte materialer sorteres, rengjøres og behandles for gjenbruk, noe som bidrar til bærekraft og reduserer behovet for nye råmaterialer.

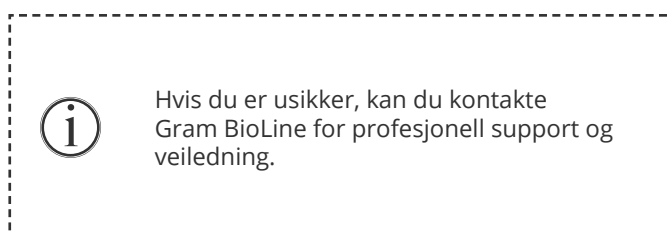

BioUltra UL570

Generelle data: BioUltra UL570

Tekniske spesifikasjoner	Data
Område omgivelsestemperatur	+10/+30 °C
Temperaturområde	-86/-60 °C
Styreenhet	Gram BioLine MPC-46
Alarmer	Akustiske og visuelle temperaturalarmer
Alarmporter	Spenningsfri kontakt (230 VAC/8A)
Gjennomføring	2 stykk Ø24 mm
Bruttovolum	570 litres
Dør	Høyre- eller venstrehengslet
Innvendig materiale	Hvitlakkert stål, innsiden av dører og bunnpanel i rustfritt stål 4016
Utvendig materiale	Hvitlakkert stål eller rustfritt stål 4016
Veggykkelse	70 mm på sidene 90 mm bak
Dørtykkelse – Solid dør	115 mm
Isolering	Polyuretanskum og vakuumpaneler
K-verdi	0,2079 W/(m ² *K)
Dimensjoner: H x B x D	1986/1996 x 856 x 979 mm
Avrimingssystem	Manuell avriming
IP-kladde	IP21
ATEX-sertifikat	ExVeritas 26ATEX2340X
ATEX-merking	II 3G Ex ec ic IIB T4 Gc

BioUltra UL570 H, 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner	Data
Kjølemiddel	R404A/R508B/R601
Kjølemiddelmengde	215/300/30 g
GWP – CO2e	R404A/R508b=844/4019
Tilkobling	230 VAC/50 Hz (8A)
SW-variant	E7+
Kjølekapasitet ved -90 °C	497 Watt
Energiforbruk -80/20*	12,2 kWh/24h
Energiforbruk -80/25*	13,1 kWh/24h
Energiforbruk – laveste settpunkt	19,1 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	979 Watt
Varmeavgivelse standard settpunkt	798 Watt
Nominelt forbruk	1194 Watt/6,3 A
Startstrøm	25,7 A
Bruttovekt	283 kg
Nettovekt	257 kg
Lydnivå	49 dB(A)

*) Settpunkt temperatur/omgivelsestemperatur

BioUltra UL570 H, 60 Hz

Tekniske spesifikasjoner	Data
Kjølemiddel	R404A/R508B/R601
Kjølemiddelmengde	425/304/30 g
GWP – CO2e	R404A/R508b=1668/4072
Tilkobling	230 VAC/60 Hz (8A)
SW variant	E8+
Kjølekapasitet ved -90 °C	497 Watt
Energiforbruk -80/20*	12,2 kWh/24h
Energiforbruk – laveste settpunkt	17,5 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	–
Varmeavgivelse standard settpunkt	–
Nominelt forbruk	1011 Watt/5,4 A
Startstrøm	25,7 A
Bruttovekt	240 kg
Nettovekt	220 kg
Lydnivå	48,8 dB(A)

*) Settpunkt temperatur/omgivelsestemperatur



BioUltra UL570 G, 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner	Data
Kjølemiddel	R290/R170/R601
Kjølemiddelmengde	200/105/14 g
GWP – CO ₂ e	0,66/0,48
Tilkobling	230 VAC/50 Hz (16A)
SW variant	E8+
Kjølekapasitet ved -90 °C	497 Watt
Energiforbruk -80/20*	11,75 kWh/24h
Energiforbruk – laveste settpunkt	16,8 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	912 Watt
Varmeavgivelse standard settpunkt	725 Watt
Nominelt forbruk	1008 Watt/5,9 A
Startstrøm	25,7 A
Bruttovekt	240 kg
Nettovekt	220 kg
Lydnivå	45,6 dB(A)

*) Settpunkt temperatur/omgivelsestemperatur

BioUltra UL570 G, 50 Hz – Hybrid

Tekniske spesifikasjoner	Data
Kjølemiddel	R290/R170/R601
Kjølemiddelmengde	275/105/14
GWP – CO ₂ e	0,90/0,48
Tilkobling	230 VAC/50 Hz (16A)
SW variant	E8+
Kjølekapasitet ved -90 °C	497 Watt
Energiforbruk -80/20*	10,5 kWh/24h
Energiforbruk – laveste settpunkt	16,2 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	833 Watt
Varmeavgivelse standard settpunkt	676 Watt
Nominelt forbruk	1008 Watt/5,9 A
Startstrøm	25,7 A
Bruttovekt	240 kg
Nettovekt	220 kg
Lydnivå	–
Vanntilkobling	½" innløp og utløp
Settpunkt for vannforbruk -90 °C	120l/h
Energi overført til vann	75 % av strømforbruket


*) Settpunkt temperatur/omgivelsestemperatur

BioUltra UL570 H, 50 Hz – Hybrid

Tekniske spesifikasjoner	Data
Kjølemiddel	R404A/R508B/R601
Kjølemiddelmengde	535/300/30 g
GWP – CO ₂ e	N/A
Tilkobling	230 VAC/50 Hz (16A)
SW variant	E8+
Kjølekapasitet ved -90°C	497 Watt
Energiforbruk -80/20*	12,2 kWh/24h
Energiforbruk – laveste settpunkt	19,1 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	980 Watt (with no water cooling)
Varmeavgivelse standard settpunkt	798 Watt (with no water cooling)
Nominelt forbruk	1191 Watt/6,3 A
Startstrøm	25,7 A
Bruttovekt	240 kg
Nettovekt	220 kg
Lydnivå	–
Vanntilkobling	½" innløp og utløp
Settpunkt for vannforbruk -90°C	120l/h
Energi overført til vann	75 % av strømforbruket

*): Settpunkt temperatur/omgivelsestemperatur


Luftkjølte UL570 H, 50 Hz skap

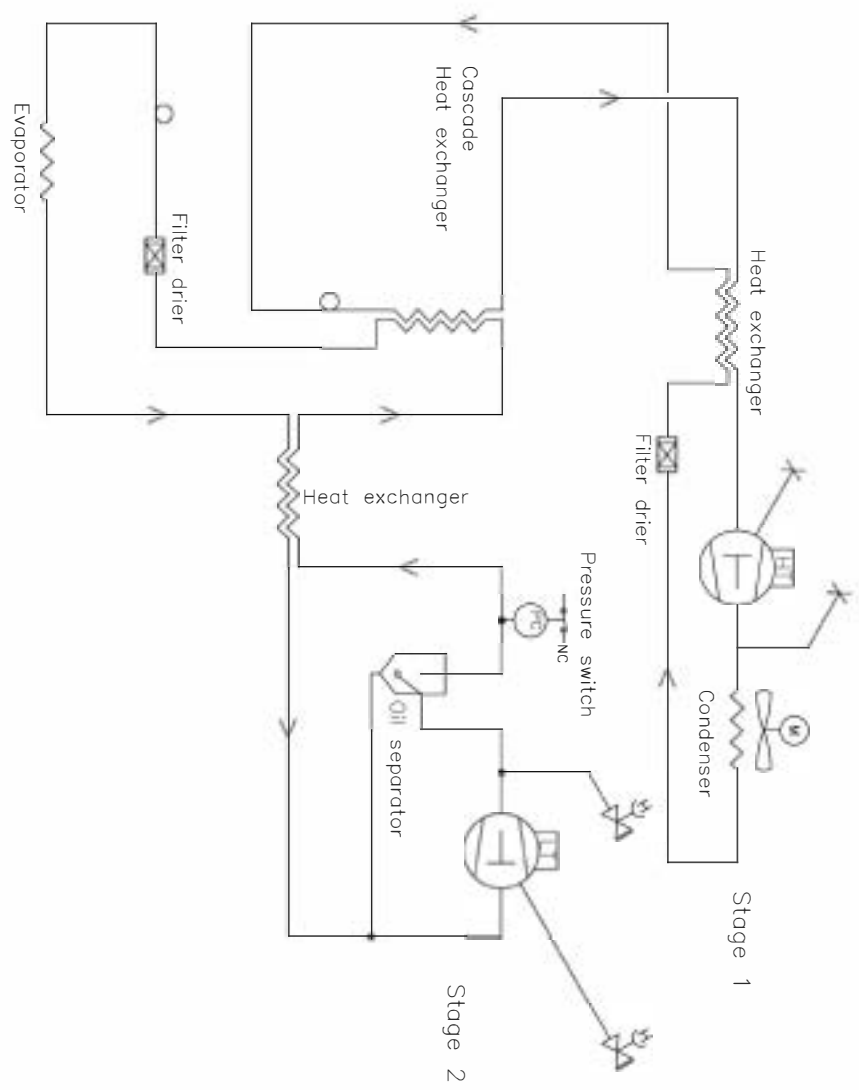


Revision				Inspection / important Dimension marked with (XXX)	
Description: Piping diagram BioUltra HFC, air cooled, 50Hz				General tolerances: ISO 2768-m : ISO 286-2	
Gram Scientific Aps VOJENS DENMARK				Drawing no. 765041577	
Date 03-01-2023		Sign. JBP		Sheet no. 1 of 1	
		Sheet size 3		Rev. 005	

All rights to this drawing belong to Gram Scientific A/S or its Copyright. Thus this drawing should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.

Luftkjølte UL570 H, 60 Hz skap
Luftkjølte UL570 G, 50/60 Hz skap

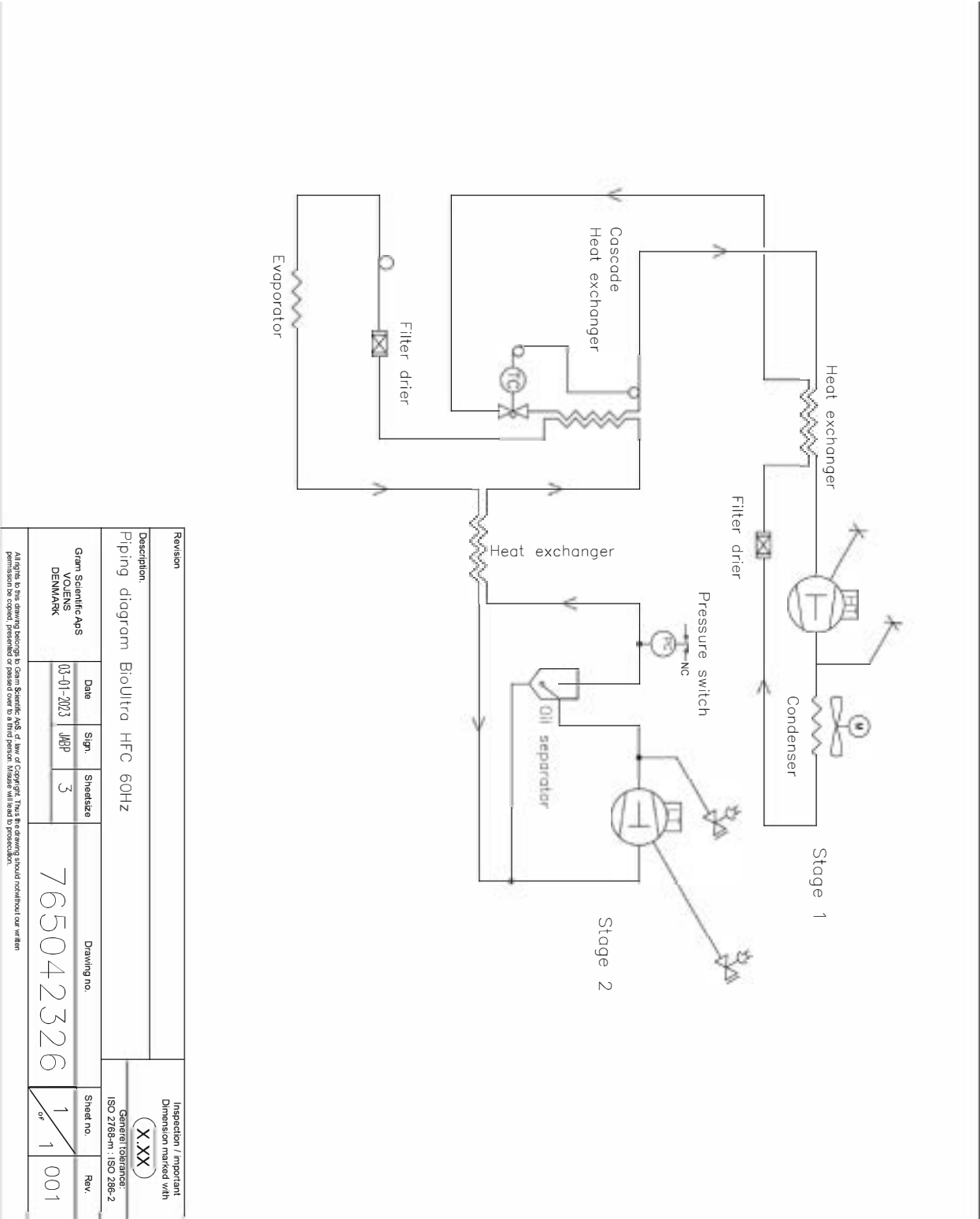


Hybrid (luft- og vannkjølt) UL570-skap

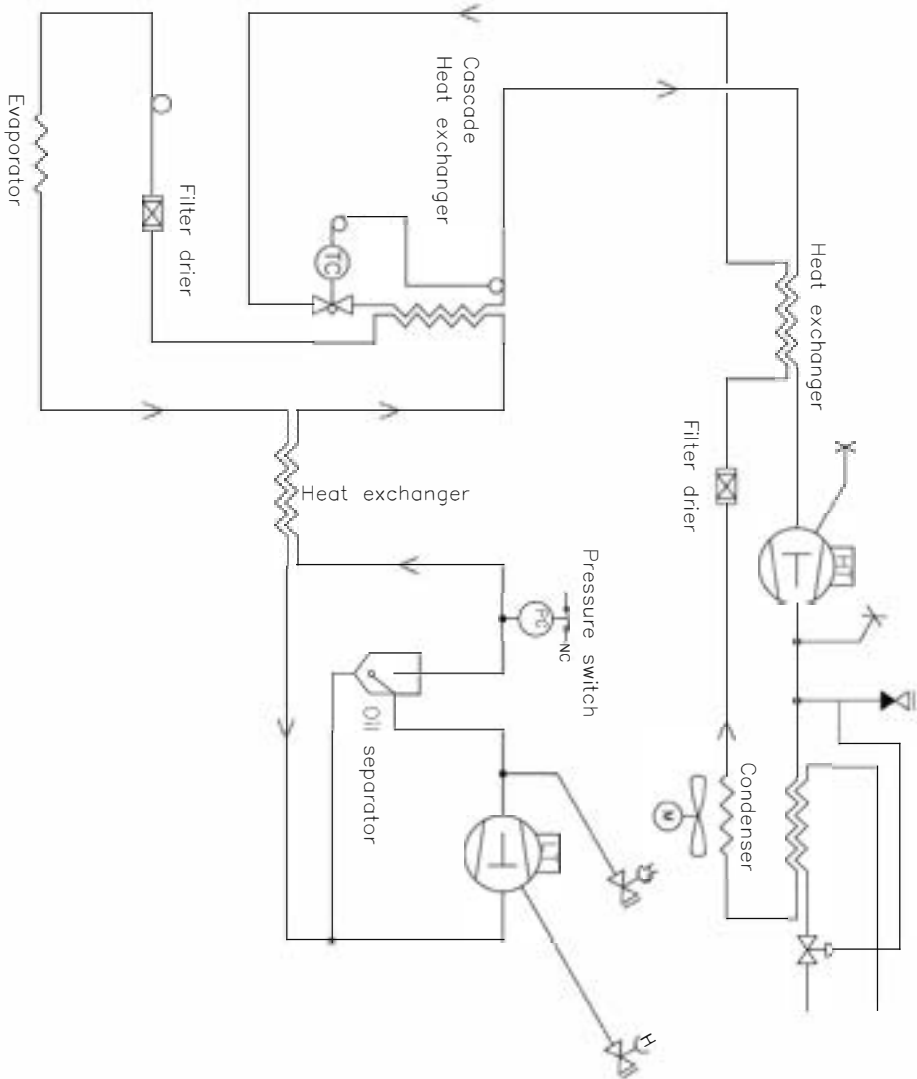

Revision				Inspection / important Dimension marked with (X.XX)	
Description:				General tolerance: ISO 2768-m : ISO 286-2	
Piping diagram BioUltra HFC hybrid					
Gram Scientific Aps VOLENS DENMARK	Date	Sign.	Sheet size	Drawing no.	Sheet no.
	03-01-2023	JMP	3		
765042325				000	
All rights to this drawing belong to Gram Scientific A/S. If law of Copyright, this drawing should not be used without permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.					

All rights to this drawing belongs to Gram Scientific Aps. All rights of Copyright. This drawing should not be used without our written permission to copy, present or passed on to a third person. Please call us to permission.


Luftkjølte UL570 G-skap

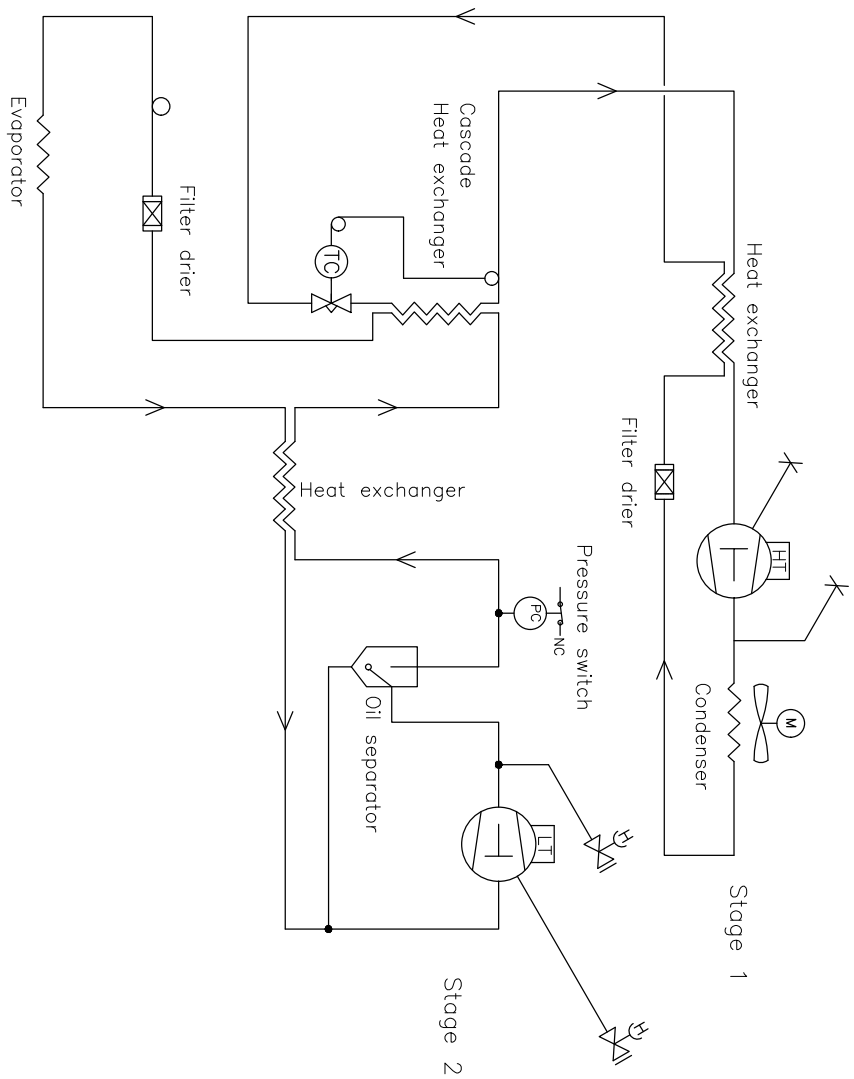

Revision				Inspection / Important Dimension marked with (XXX)	
Description: Piping diagram BioUltra HC w/TX valve				General tolerance: ISO 2768-m: ISO 286-2	
Gram Scientific ApS (CVR-nr: 43122193) Aage Grams Vej 1 6500 Vejens		Date 03-01-2023	Sign. JHP	Sheet size 3	Drawing no. 765042497
				Sheet no. 1 of 1	Rev. 000

All rights to this drawing belongs to Gram Scientific ApS. of kind of Copyright. Thus the drawing should not without our written permission be copied, printed or used in any form. Violation will lead to prosecution.


Hybrid (luft- og vannkjølt) BioUltra UL570-skap

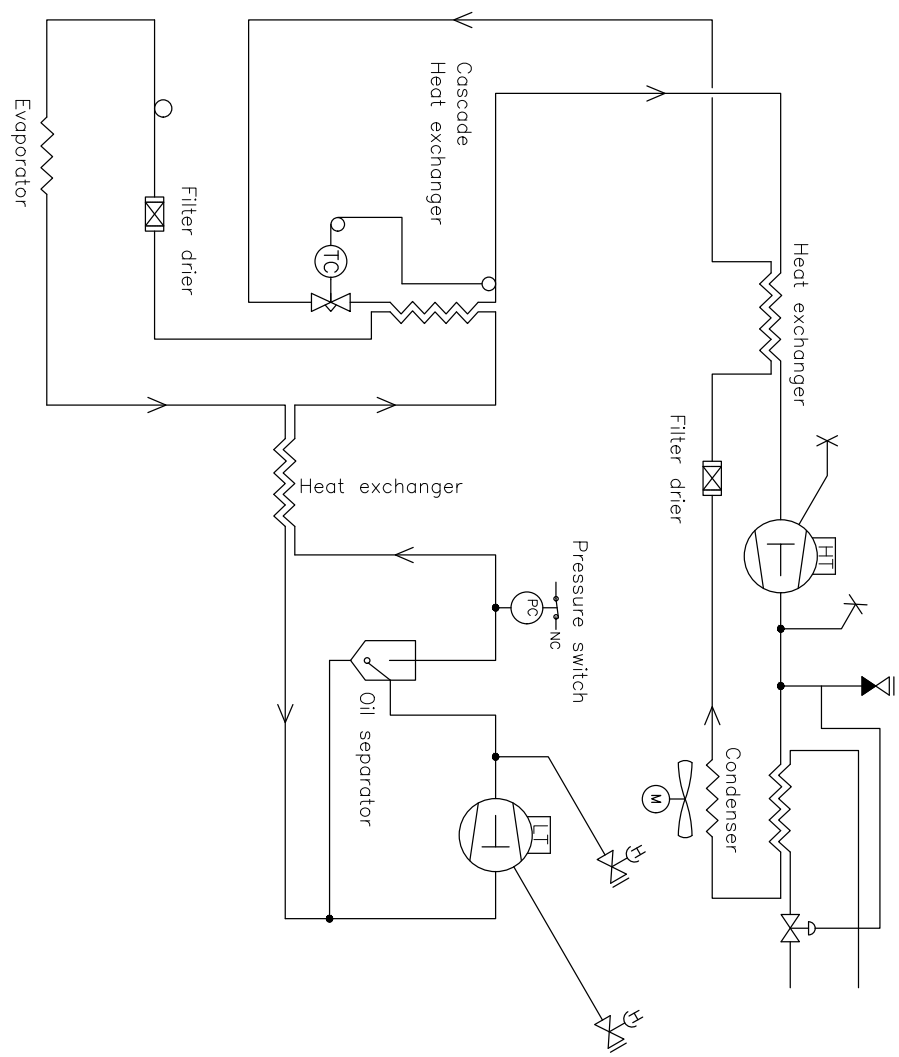

Revision				Inspector / Important Dimension marked with X.XX	
Description: Piping diagram BioUltra HC hybrid				General tolerance: ISO 2768-m; ISO 286-2	
Gram Scientific APS (CVR-nr. 43122193) Aage Grams Vej 1 6500 Vojens	Date	Sign.	Sheet size	Drawing no. 765042498	
	03-01-2023	JMP	3		
				Sheet no. 1 of 1	Rev. 000
All rights to this drawing belongs to Gram Scientific APS. All law of Copyright. Thus the drawing should not without our written permission be copied, if printed or if passed over to a third person. Written we hold it proven.					

All rights to this drawing belongs to Gram Scientific APS, of law of Copyright. Thus the drawing should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.

Alle BioUltra UL570-skap

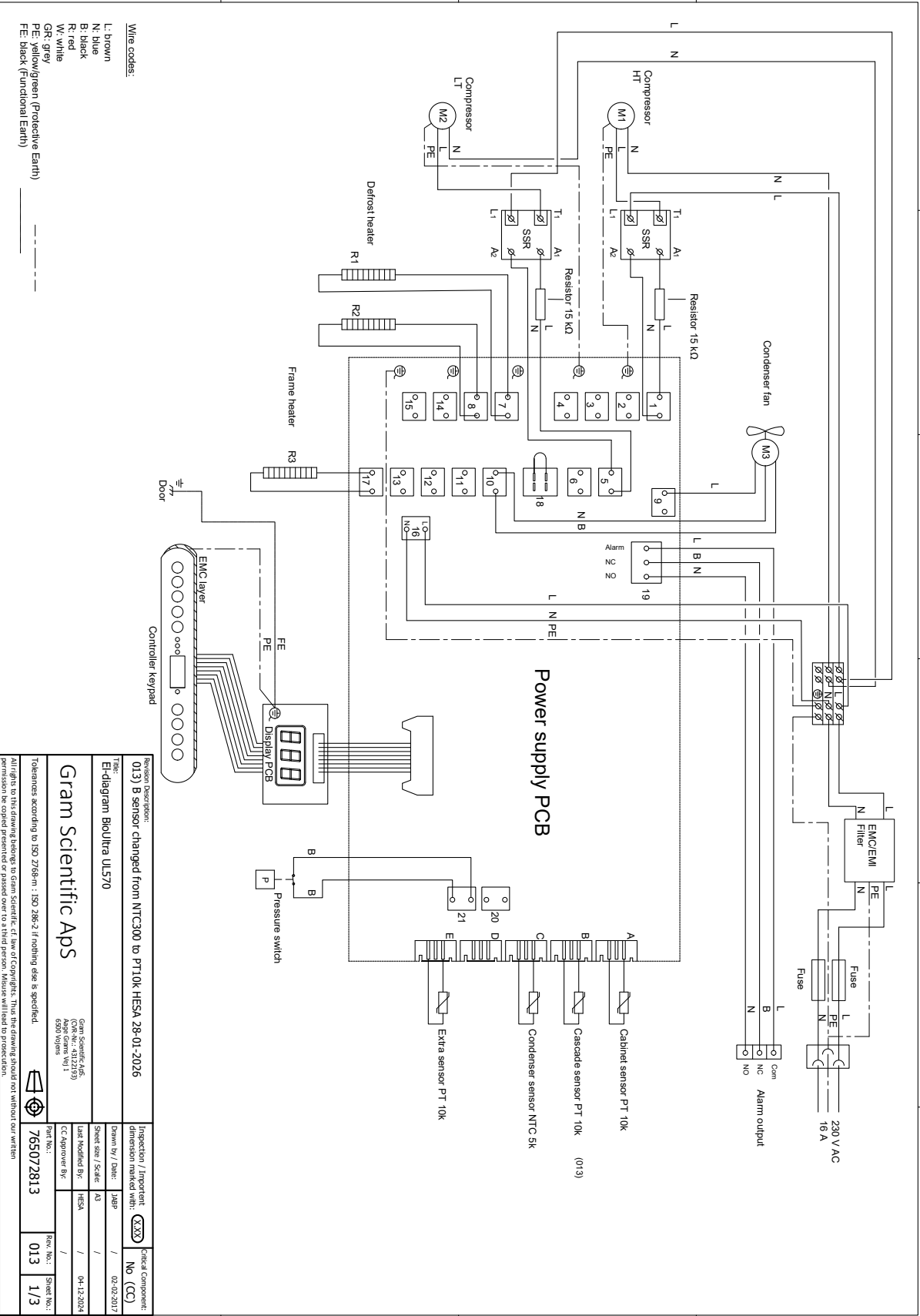



Norsk EU-samsvarserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som produsent med eneansvar at følgende produkter samsvarer med alle relevante forskrifter:

Navn:	BioUltra
Modell:	UL570
Kjølemiddel:	HC: R290 & R170 (R601 som tilsetning) HFC: R404A & R508B (R601 som tilsetning)
Produktbeskrivelse:	Ekstrem lavtemperatur fryserer for oppbevaring av biomedisinsk materiale
Gyldig fra (År/Uke):	2026/20

Denne erklæringen gjelder samsvar med alle gjeldende grunnleggende krav og andre bestemmelser i EU-rådets direktiv og forskrifter. Nærmere bestemt gjelder følgende direktiver og forordninger fra Europaparlamentet og Rådet:

Europaparlamentets og Europarådets direktiver:

Maskindirektiv 2006/42 / EU
 - ATEX-direktiv 2014/34 / EU
 - Trykkutstyrsdirektivet 2014/68 / EU
 - Lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU
 - EMC-direktiv 2014/30 / EU
 - RoHS 2011/65 / EU
 - REACH (EU) nr. 1907/2006
 - F-gassforordning (EU) nr. 2024/573

Produktsamsvar har blitt demonstrert basert på følgende harmoniserte standarder:

Harmoniserte standarder:	Tekst:
EN 60601-1:2006	Elektromedisinsk utstyr – Del 1: Generelle sikkerhetskrav og vesentlige funksjonskrav
EN 60601-1-2:2015	Elektromedisinsk utstyr – Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser - Sideordnet norm: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og prøvinger
EN 61010-1:2010	Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - Del 1: Generelle krav
EN 61326-1: 2013	Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - EMC krav - Del 1: Generelle krav
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grenser - Grenser for harmoniske strømutslipp (utstyrsinngangsstrøm ≤16 A per fase)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grenseverdier - Grenseverdier for spenningsvariasjoner, fluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførselssystemer, for utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase og uten gjenstand for tilkoplingsbetingelser
EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-0:2018/AC:2020	Elektriske apparater for eksplosive atmosfærer - Del 0: Generelle krav
EN 60079-7:2015 EN 60079-7:2015/A1:2018	Eksplosive atmosfærer – Del 7: Beskyttelse af materiel med forhøjet sikkerhed "e"
EN 60079-11:2012	Eksplosive atmosfærer – Del 11: Utstyrsbeskyttelse ved egensikkerhet "i"
EN ISO 3744:2010	Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Tekniske metoder i et tilnærmet fritt-felt over en reflekterende flate
EN ISO 9001:2015	Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
EN ISO 14001:2015	Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning

Gram Scientific ApS
 Aage Grams Vej 1
 DK-6500 Vejens
 Danmark
 Telefon: + 45 73 20 13 00

Vejens, 03.07.2026



John B. S. Petersen
 Ansvarlig for godkjenning

Rev. 010 – 03.07.2026

Generelle vedlikeholdsanvisninger

- Implementer en rengjøringsrutine.
- Rengjøringsoppgaver skal dokumenteres og registreres.
- Kontroller temperaturen i kjøleskapet/fryseren regelmessig.
- Ved lagring av verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter anbefales det å bruke et autonomt alarmsystem med kontinuerlig overvåking. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.

– ADVARSEL –



- Vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av en tekniker som er autorisert av Gram BioLine.
- Kontroller at kjøleskapet/fryseren er koblet fra stikkontakten før vedlikeholdsarbeid utføres.
- Overfør alt innholdet til et annet kjøleskap eller fryser under sikre og regulerte forhold.

Vedlikeholdsplanlegging

Følgende vedlikeholdsplan er en generell vedlikeholdsplan.
Bruk og/eller forhold kan påvirke den påkrevde hyppigheten av de følgende punktene.

Komponent	Oppgave	Frekvens
Base	Sørg for at skap med ben står i vater og at skap med hjul står på et jevnt underlag og er låst.	Årlig
Innvendig utstyr	Kontroller at alt innvendig utstyr er riktig festet.	Årlig
Dørpakning	- Kontroller at pakningen er bøyeelig og fungerer som den skal. - Kontroller at døren er innrettet mot dørkarmen og sitter tett når den er lukket.	Årlig
Kondensator og vifte	Kontroller at den ikke har bulker eller andre tegn på skade, og at den ikke lager unormale lyder.	Årlig
Tastatur	Kontroller at den ikke har bulker eller viser andre tegn på skade.	Årlig
Isdannelse	Påse at isdannelse ikke hindrer drift eller ytelse.	Månedlig
Strømkabel	Påse at den er riktig montert.	Årlig
Kompressorrom	Sørg for at kompressorrommet holdes fritt for støv eller annen forurensning.	Årlig
Dryppbrett	Kontroller at det ikke har bulker eller viser andre tegn på skade.	Årlig
Gjennomføring	Sørg for at tilgangsporten er riktig forseglet og undersøk for fuktinntrengning.	Årlig
Avrimingsvannrør (hvis aktuelt)	Inspiser for skade og hindringer.	Årlig
Dørbrytere (hvis aktuelt)	Sikre riktig funksjonalitet for å garantere at viften i skapet stopper, at innvendig belysning slås på hvis den er til stede, og at displayet viser "-0-".	Årlig
Døralarmtest	Kontroller at den aktiveres når døren står åpen.	Årlig
Temperatur	- Sørg for at apparatet alltid oppbevares under riktige forhold. - Når du lagrer verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter, er det tilrådelig å bruke et kontinuerlig overvåkingssystem med autonom alarm. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.	Årlig

Komponent	Task	Frekvens
Alarmer for høy og lav temperatur	- Kontroller at temperaturalarmene er innstilt og fungerer som de skal. - Når du lagrer verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter, er det tilrådelig å bruke et kontinuerlig overvåkingssystem med autonom alarm. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.	Årlig
Dørhengsler	Kontroller slitasje og funksjon.	Årlig
Dør med selvlukkende mekanisme	- Kontroller at døren lukkes automatisk når den åpnes < 90 °. - Sørg for at døren ikke lukkes når den er åpnet > 90°.	Årlig
Dørhåndtak (hvis aktuelt)	Pass på at den er godt festet og går riktig i inngrep.	Årlig
Diagramskriver (hvis aktuelt)	Sørg for at den registrerer og lagrer temperaturdata nøyaktig.	Årlig
Lås	Kontroller at den fungerer som den skal.	Årlig
Sensorer	Test sensorene for å sikre nøyaktige avlesninger og funksjonalitet.	Årlig
Rengjøring	Se avsnittet om rengjøring.	

- RESERVEDELER -



Hvis du har behov for reservedeler, skal du kontakte din lokale Gram BioLine-forhandler. Defekte deler må skiftes ut med originaldeler fra Gram BioLine. Gram BioLine kan kun garantere skapenes funksjonalitet og sikkerhet hvis det ovenfornevnte følges.

- Kjøleskapet/fryseren må rengjøres før den tas i bruk.
- Vi anbefaler å rengjøre kjøleskapet/fryseren regelmessig for å sikre effektiv drift.
- Vi anbefaler å bruke pH-nøytrale universalrengjøringsmidler og myke rengjøringskluter.
- Hvis det brukes rengjøringsmidler til å rengjøre kjøleskapet/fryseren, må du sørge for at kjøleskapet/fryseren skylles grundig med rent vann og en ren klut for å fjerne alle spor av rengjøringsmidler.
- Sørg for at kjøleskapet/fryseren er grundig tørket med en ren klut før den tas i bruk.

– ADVARSEL –



- Ikke bruk følgende desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler:
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterke kjemikalier.
- Ikke bruk løsemidler.
- Ikke bruk syreholdige eller alkaliske rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder klorid.

– ADVARSEL –



- Ikke bruk verktøyene nedenfor generelt:
- Ikke bruk metallbørster.
- Ikke bruk vannstråler.
- Ikke bruk skuresvamber eller stålull.
- Ikke bruk skarpe verktøy.
- Ikke bruk elektriske varmeapparater eller damprengjøringsapparater, flammer eller avrimingsspray til avriming.

– ADVARSEL –



- Ikke fjern type-/nummerskiltet som er plassert inne i kjøleskapet/fryseren (se avsnittet om type-/nummerskilt).
- Pass på at det ikke kommer vann i nærheten av elektriske komponenter.
- Ikke spyl kompressorrommet og fordampere med vann, da dette kan føre til kortslutninger i det elektriske systemet.

Rengjøringsplan

Følgende rengjøringsplan er en generell tidsplan for rengjøring. Bruk og/eller forhold kan påvirke nødvendig hyppighet av følgende punkter.

Oppgave	Minste vedlikeholdsintervall
Rengjøre luftfiltrene (hvis aktuelt)	Årlig
Rengjøre fordampningsbrettet	Årlig
Utvendig rengjøring	Hvert halvår
Innvendig rengjøring	Hvert halvår
Rengjøring av hyller/skuffer	Regelmessig
Rengjøre kondensatoren og kompressorrommet	Årlig
Rengjøre dørpakningen	Regelmessig
Rengjøre avrimingsvannrøret (hvis aktuelt)	Årlig

Rengjøre luftfiltrene (hvis aktuelt)



- ADVARSEL -

- Luftfilteret må ikke settes på igjen før det er helt tørt.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler (ekstraustyr).
- Myk klut (ekstraustyr).
- Bøtte eller lignende (ekstraustyr).

Luftfiltrene på kondensatoren og frontpanelet må fjernes og rengjøres med lunkent vann (maks. 50 °C). Hvis luftfiltrene er svært skitne, fyller du en bøtte eller lignende med en mild oppløsning av pH-nøytralt universalrengjøringsmiddel. Senk luftfiltrene helt ned i vann i ca. 10 minutter og skyll grundig med rent, varmt vann. La luftfilteret lufttørke helt før du setter det på igjen.

Rengjøre fordampningsbrettet



- ADVARSEL -

- Pass på at du ikke skader smeltevannrøret og varmeelementet (plassert på dryppbakken) under rengjøring.

Rengjøringsmidler og verktøy

- Myk klut.
- Ph-nøytralt universalrengjøringsmiddel.

Det anbefales å sjekke re-evaporeringsbrettet jevnlig for fremmedlegemer og rengjøre det med et pH-nøytralt universalsmiddel minst én gang i året. Skyll brettet grundig med rent, varmt vann, og husk å tørke fordampningsbrettet helt.

Rengjøre innvendig og utvendig



- ADVARSEL -

- Ikke bruk andre verktøy eller metoder for å fremskynde avrimingen enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen.
- Ikke hell vann direkte inn i apparatet.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Bruk en myk klut til å fjerne støv eller andre forurensninger fra kjøleskapet eller fryseren.

Manuell avriming

Våre konvensjonelle kjøleskap/frysere har automatisk avriming (se avsnittet om avriming), men kjøleskapet/fryseren bør avrimes manuelt før rengjøring. Sørg for at alt innholdet oppbevares et annet sted før avriming.

Manuell avriming gjøres ved å slå av kjøleskapet/fryseren med stikkkontakten. La døren stå åpen i 24 timer, og vær forsiktig så du ikke søler overflødig vann på gulvet. Sørg for å holde gulvet og interiøret så tørt som mulig under prosessen ved å legge håndklær eller lignende på overflatene.

Fjern alle hyller og skuffer og rengjør skapet (maks. 85° C). Skyll kjøleskapet/fryseren grundig med rent, varmt vann. Kontroller og tørk grundig før produktet tas i bruk igjen.

Rengjøring av hyller/skuffer



– ADVARSEL –

- Hyller/skuffer skal vaskes for hånd.
- Ikke bruk makt når du tar ut og setter inn hyllene/skuffene.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Myk klut.

Fjern alle hyller/skuffer fra kjøleskapet/fryseren og vask dem med en myk klut. Skyll hyllene/skuffene grundig med rent, varmt vann. Kontroller og tørk grundig før produktet tas i bruk igjen.

Rengjøre kondensatoren og kompressorrommet



– ADVARSEL –

- Vær forsiktig så du ikke skader kondensatoren.
- Komponenter i kompressorrommet kan være varme.
- Kjølesystemet og den hermetisk lukkede kompressoren krever ikke vedlikehold.

Verktøy

- Bruk en børste, en myk klut eller en støvsuger.

Kompressorrommet og spesielt kondensatoren skal være støv- og smussfritt til enhver tid.

Rengjøre dørpakningen



- ADVARSEL -

- Ikke hell vann direkte inn i apparatet.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Bruk en børste, en myk klut eller en støvsuger.

Dørpakningene skal rengjøres med en myk klut med jevne mellomrom. Tørk pakningen helt med en ren klut før kjøleskapet/fryseren tas i bruk.

Rengjøre avrimingsvannrøret (hvis aktuelt)




- ADVARSEL -

- Ikke hell vann direkte inn i apparatet.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Bruk en børste, en myk klut eller en støvsuger.

Fjern den elastiske vannlåsen, som er plassert på baksiden av skapet, som vist. Inspiser avrimingsvannrøret for blokkeringer. Skyll og rengjør det, og installer den på nytt.

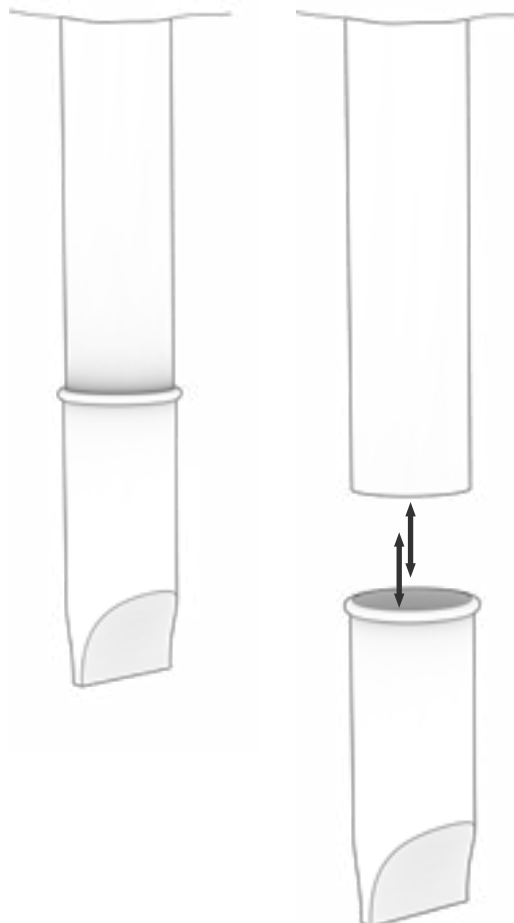

Komplikasjon	Årsak	Tilnærming
Temperatursvingninger	Hyppige døråpninger	Åpne døren så kort tid som mulig.
	Feil på temperatursensor	- Bruk en uavhengig termometer til å måle temperaturen inne i kjøle-/fryseskapet for å vurdere om den avviker fra det skapets sensorer måler. - Hvis det er en betydelig temperaturforskjell, kontakt Gram BioLine teknisk support.
	Skitten kondensator	Rengjør kondensator.
	Distribusjon av enhet	Sørg for at innholdet er jevnt fordelt og ikke hindrer luftsirkulasjonen i skapet
	Omgivelsesforhold	- Sørg for at omgivelsestemperaturen ikke overstiger de temperaturene som er angitt i denne brukermanualen. - Sørg for at skapet ikke er i direkte kontakt med sollys eller påvirkes av andre varmekilder. - Brukeren må sørge for at skapet brukes i samsvar med det tiltenkte formålet, og at luftfuktigheten ikke overstiger 70 %. - Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt kjøle-/fryseskapet. (Henvisning til avsnittet om omgivelser).
	Varetemperatur	Sørg for at alt innhold er på den innstilte temperaturen før det plasseres i kjøle-/fryseskapet.
Kjøleskapet/fryseren fungerer ikke	Strømtilførsel	Sørg for at strømstøpset er riktig satt i stikkontakten og i kjøle-/fryseskapet.
	Strømbrudd	- Hold døren lukket. - Bruk en alternativ strømkilde hvis mulig. - Flytt innholdet til et skap som fungerer.
	Defekt uttak	- Kontroller om sikringene har gått. - Kontroller bryteren og jordfeilbryteren (HPFI/HFI-reléet)



- INFORMASJON -

Hvis noen problemer vedvarer, ikke nøl med å kontakte Gram BioLine for profesjonell support på support@gram-bioline.com.

Komplikasjon	Årsak	Tilnærming
Støyende	Ujevnt plassert kjøle-/fryseskap	- Sørg for at gulvet er jevnt. - Sørg for at bunnen av kjøle-/fryseskapet er i vater. (Se avsnittet om installasjon).
	Direkte kontakt med vegger eller andre objekter	- Sørg for at kjøle-/fryseskapet ikke er i kontakt med vegg. - Sørg for at kjøle-/fryseskapet ikke er i kontakt med andre apparater eller objekter.
	Ventilatorer (hvis relevant)	Sørg for at ventilatorene går og ikke lager unormale lyder.
Kjøle-/fryseskapet kan ikke nå den innstilte temperaturen	Uoverensstemmelse mellom E-sensoren og den innstilte temperaturen	- Displayet viser eventuelt en annen temperatur fordi E-sensoren er plassert på det varmeste stedet i enheten. - Likevel bør temperaturen i det midterste området, hvor varene er oppbevart, vise den innstilte temperaturen. - Kontroller dette med en uavhengig termometer. Hvis det oppstår problemer, kontakt vårt kundesupport-team.
	Ødelagt dørtetningslist	Sørg for at dørtetningslisten er fleksibel og i god stand.
Behov for reservedeler	Er det behov for reservedeler?	Hvis det er behov for reservedeler, kontakt din lokale Gram BioLine-forhandler.

- INFORMASJON -



Hvis noen problemer vedvarer, ikke nøl med å kontakte Gram BioLine for profesjonell support på support@gram-bioline.com.

Installation & Operation Qualification

The following IQ / OQ is intended to be a guideline, local IQ / OQ procedures can vary depending on application and items stored in the Gram BioLine cabinet. Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.

The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Organisation:

Location of installation:

Model:

Serial number:

Item and revision number of instructions for use:

Status of operation:

- ☐ Active
- ☐ Inactive

Name of vendor:

Warranty:

Start:

End:

Instructions on use to starting the cabinet:

1. Training of the responsible party Date: _____ By: _____
2. Operational test of the cabinet Date: _____ By: _____
3. Responsible party _____ Tel: _____

Instructions to users:

The responsible party is trained in use of the cabinet in reference to the user manual

- ☐ General use of cabinet
- ☐ Service & maintenance
- ☐ The cabinet was delivered without defects/damage.
The cabinet started as specified in the user manual

Objections to the mentioned:

Set values:

- ☐ Setpoint temperature _____ °C

Local alarm settings

- ☐ High temperature alarm _____ °C
- ☐ Low temperature alarm _____ °C

External alarm settings

(See voltage free contact in user manual)

- ☐ High temperature alarm _____ °C
- ☐ Low temperature alarm _____ °C

Factory settings:

Model / Setpoint temp.		LhL	LLL	EhL	ELL
BioUltra UL570	-80 °C	+25 °C	-99 °C	+25 °C	-99 °C

Date:	Name of trained user:	Signature:	Name of instructor:	Signature:
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Model: _____ SN: _____

Installation Qualification – IQ

ID	Description of installation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			YES	NO		
I-0	The cabinet is shipped with a transport bracket that should be removed prior to use.	N/A				
I-1	Ensure the cabinet is installed indoors.	page 8				
I-2	Ensure the cabinet is installed in a dry and sufficiently ventilated area.	page 8				
I-3	Ensure the cabinet is not in direct contact with sunlight or other heat sources.	page 8				
I-4	Ensure that the ambient operating temperature is within the allowed range.	page 8				
I-5	Ensure that the cabinet is not installed in a chloric/acidic environment.	page 8				
I-6	Ensure that the protective film on the cabinet is removed.	page 8				
I-7	Ensure that the cabinet is cleaned with a mild soap solution	page 8				
I-8	Ensure that the cabinet has stood upright for 24 hours if the cabinet has been laying down.	page 8				
I-9	Ensure that the cabinet is levelled if it is equipped with legs.	page 9				
I-10	Ensure a level surface if the cabinet is equipped with wheels/castors.	page 9				
I-11	If equipped with wheels/castors: Ensure wheels/castors are locked after positioning	page 9				
I-12	If equipped with drawers and/or glass door: Ensure that tilt-bracket is mounted.	N/A				
I-13	Ensure a distance of 15-75 mm between cabinet and back wall.	page 10				
I-14	Ensure that there is a minimum gap of 30 mm between cabinets.	page 11				
I-15	Ensure that the upper part of the cabinet is not covered.	page 11				
I-16	Ensure that electrical appliances are not being used inside the cabinet.	page 12				
I-17	Ensure connection from voltage-free contact to external monitoring system	page 13				

Installation Qualification – IQ

ID	Description of installation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			YES	NO		
I-18	Ensure that the inner doors can operate in accordance with the instructions.	page 14				
I-19	Ensure the correct electrical connection (compare local values with type/nr plate)	page 16				
I-20-1	Ensure that the power cord is secured by the preload cover	page 16				
I-20-2	Ensure that the power cord is secured by the hanger	N/A				
I-21	Mark power cord with: “Do not separate when energized”.	page 16				
I-22-1	Ensure equipotential bonding (applicable for ATEX Cat.3 Zone 2 areas)	page 18				

Model: _____

SN: _____

Operation Qualification – OQ

ID	Description of installation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			YES	NO		
O-1	Turn on the cabinet – Display test (software version and variant).	page 20				
O-2	Set/adjust set-point temperature.	page 20				
O-3	Set/adjust LhL – Upper alarm limit (local).	page 23				
O-4	Set/adjust LLL – Lower alarm limit (local).	page 23				
O-5	Set/adjust Lhd – Delay of the upper alarm limit (local).	page 24				
O-6	Set/adjust LLd – Delay of the lower alarm limit (local).	page 24				
O-7	Activate / deactivate dA – Door alarm (local).	N/A				
O-8	Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (local).	N/A				
O-9	Activate / deactivate BU – Acoustic alarms (local).	page 25				
O-10	Set/adjust EhL – Upper alarm limit (external).	page 26				
O-11	Set/adjust ELL – Lower alarm limit (external).	page 26				
O-12	Set/adjust Ehd – Delay of the upper alarm limit (external).	page 27				
O-13	Set/adjust ELd – Delay of the lower alarm limit (external).	page 27				
O-14	Activate / deactivate dA – Door alarm (external)	N/A				
O-15	Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (external).	N/A				
O-16	Activate / deactivate BU – Acoustic external alarms.	page 28				
O-17	Set/adjust defrost cycles (deF) per 24 hours (factory setting: 4).	N/A				
O-18	Select reference sensor for the display (dPs) (A or E).	page 32				

Model: _____

SN: _____

Deviation Report

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant “-ID” specified in the left column in the test specifications.

-ID: _____

Description of deviation:

Extent to which the deviation has been alleviated:

Additional notes:

Person responsible for test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for verification of test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

Approval of test results – Installation Qualification (IQ)

- ☐ The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Approval of test results – Operation Qualification (OQ)

- ☐ The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Organisation / Responsible party: _____

Trainer / Responsible party: _____

Stamp & Signature

Stamp & Signature

Tel.

Tel.

E-mail

E-mail

Location & Date

Location & Date

Model: _____

SN: _____



NOTES:

[illegible]

Model: _____ SN: _____

Performance Qualification

Organisation:

Location of installation:

Model: _____ SN: _____ Item number: _____
(manual)

The PQ consists of inspections of the correct operation of the cabinet under predefined conditions and procedures. Prerequisites for the PQ are IQ (Installation Qualification) and OQ (Operation Qualification), these must be concluded successfully prior to the initiation of the PQ.

Person responsible for the cabinet:

Name: _____
Date: _____
Signature: _____

Person responsible for test:

Name: _____
Date: _____
Organisation: _____
Signature: _____

Person responsible for verification of test:

Name: _____
Date: _____
Organisation: _____
Signature: _____

Test duration:

Initiation (date/time): _____
Conclusion (date/time): _____
Date: _____
Organisation: _____
Signature: _____

Model: _____ SN: _____

Name list – Persons involved in the test procedure and subsequent report

[illegible]

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Prerequisites

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-1	The cabinet must be empty while conducting tests, ie without interior fittings such as drawers, shelves etc. Attachment: Notes:		
P-2	The measurements must be conducted in accordance to IEC 60068-3-5. Attachment: Notes:		
P-3	The positioning of the sensors in the cabinet must be documented with a sketch and/or a photograph. Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes / No):

Date:

Conducted by: _____

Inspected / verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Prerequisites

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-4	Measurements made during the PQ tests must be documented and attached to the PQ. Attachment: Notes:		
P-5	Specify setpoint temperature: _____ °C Specify the ambient temperature: _____ °C Attachment: Notes:		
P-6	Allowed tolerances – Select the tolerance, according to the model being tested. Find model-specific tolerances in appendix. Tolerance: +/- _____ K Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes / No):

Date:

Conducted by: _____

Inspected / verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Temperature stabilization

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-7	The test is intended to provide substantiation for the temperature stability inside the cabinet during normal operation. The temperature inside the cabinet must be stabilized – where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature. When the system is stable, document ordinary operation of the cabinet at the setpoint temperature and ambient temperature specified in P-5. Duration: _____ The measurements throughout the operation test, must be documented and attached the PQ. Attachment: Notes:		
P-8	Are the measurements inside the allowed tolerances specified in P-6 ? Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes / No):

Date:

Conducted by: _____

Inspected / verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Door opening test

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-9	The test is intended to provide substantiation for the temperature recovery time inside the cabinet subsequently after a door opening. The temperature inside the cabinet must be stabilized – where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature, the setpoint temperature is specified in P-5. When the system is stable, open the door at 90° for 60 seconds. The measurements, throughout the door opening test, must be documented and attached the PQ. Duration: _____ Attachment: Notes:		
P-10	Has the setpoint temperature specified in P-5, measured in the absolute centre of the cabinet, been achieved within the set time-frame specified in the appendix? Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes / No):

Date:

Conducted by:

Inspected / verified by:

Model: _____

SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Pull-down

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-11	The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the inside of the cabinet to reach the setpoint temperature specified in P-5. The initial temperature in the working space is the ambient temperature specified in P-5. The temperature inside the cabinet must be stabilized in all points of the working space. When the system is stable. Turn on the power to the cabinet. The measurements, throughout the pull-down test, must be documented and attached the PQ. Duration: _____ Attachment: Notes:		
P-12	The time it takes the inside of the cabinet to achieve the setpoint temperature measured in the absolute centre, must not exceed the time-frame specified in the appendix. Have the criteria been met? Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes / No):

Date:

Conducted by:

Inspected / verified by:

Model: _____

SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Hold-over

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-13	The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the temperature inside the cabinet to reach the end temperature specified in the appendix. Ambient temperature and setpoint temperature is specified in P-5. The temperature inside the cabinet must be stabilized – where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature throughout, the tolerances are specified in P-6. When the system is stable, turn off the power to the cabinet. The measurements, throughout the hold-over test, must be documented and attached the PQ. Attachment: Notes:		
P-14	The times it takes the inside of the cabinet to reach the end temperature, must at least be the time specified in the appendix. Duration: _____ Have the criteria been met? Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes / No):

Date:

Conducted by:

Inspected / verified by:

Model: _____

SN: _____

Deviation Report

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant "P-ID" specified in the left column in the test specifications.

P-ID: _____

Description of deviation:

Extent to which the deviation has been alleviated:

Additional notes:

Person responsible for test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for verification of test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

Approval of test results – Performance Qualification (PQ)

- ☐ The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Additional notes:

Organisation / Responsible party: _____

Trainer / Responsible party: _____

Stamp & Signature _____

Stamp & Signature _____

Tel. _____

Tel. _____

E-mail _____

E-mail _____

Location & Date _____

Location & Date _____

Model: _____ SN: _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Model: _____ SN: _____

Appendix:

	Model	Tolerances	Door opening - recovery time	Pull-down	Hold-over range*	Hold-over
UL	BioUltra UL570	+/- 5K	45 Minutes	300 Minutes	-80/-60 °C	150 Minutes

* The temperature span between the initial temperature and the end temperature in the hold-over test P-13,14.

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes / No): _____ Date: _____
 Conducted by: _____
 Inspected / verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Index

A	
Alarmgrenser	30
Alarminnstillinger, eksterne	26
Alarminnstillinger, lokale	23
Ansvar	36
Avfallshåndtering	43
Avriming av innerdører og kabinett	34
B	
Bokser og stativer	40
D	
Datablad	44
Digitalt display	20
Displaysensor	31
Dørhåndtag	13, 14
Dørhåndtak	41
Dørlås	39
Dørpakning	33
F	
Feilkoder	22
Førstegangs oppsett	8
G	
Generell informasjon	36
Gjennomføring	38
H	
Hurtigveiledning	2
I	
Innholdsfortegnelse	4
Installasjon	8
IQ, OQ, PQ	66, 74
K	
Kabinettkomponenter	6
Kjølekrets	48
Koblingsskjema	53
M	
Meny	21
Montering av hyller	12
O	
Omgivelser	10
Oppstart	20
OSS	64
P	
Parameterinnstillinger	29
Potensialutjevning	18
R	
Rengjøring	32, 59, 60
S	
Samsvarserklæring	54
Sensor offset	29
Sikkerhet	5
Spenningsfri kontakt	15
Strømtilkobling	16
Symboler	5
T	
Tilkobling til vannforsyning	19
Type/nummerskilt	37
U	
Utjevningsventil	35
V	
Vedlikehold	32, 56, 57
Viktig	42



Gram Scientific ApS

Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark

Tel: +45 73 20 13 00

e-mail : info@gram-bioline.com

www.gram-bioline.com



Biostorage you can depend on