


# ExGuard

## BRUKSANVISNING

Modell: ER600W

Originalbruksanvisning

# Snabbguide – ExGuard

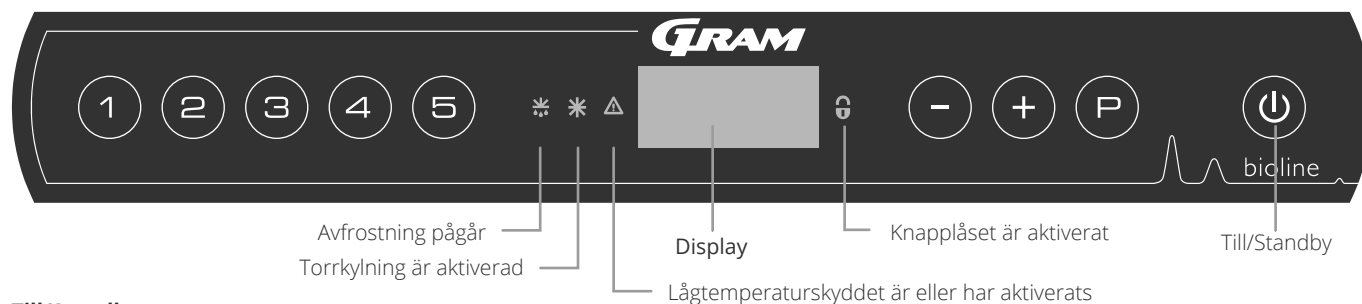

## Till/Standby

Tryck på -knappen för att starta skåpet. Tryck på knappen i 6 sekunder för att stänga av skåpet. Skåpets programversion visas när skåpet slås på, följt av varianten och ett displaytest. Skåpet är klart att användas när temperaturen visas. Skåpet startar automatiskt en avfrostningscykel när det startas och avslutar den igen efter en systemkontroll.



**OBS!** – Observera att avstängning av skåpet även stänger av utsugssystemet. Detta leder till en temperaturökning i förrådschassin

## Ställa in temperaturen

Temperaturen ställs in genom att hålla knappen intryckt och trycka på antingen eller . Bekräfta inställningarna genom att släppa knapparna.

## Användarmeny och larminställningar

| Menyåtkomst  +  →         | ↓   | →   |                                                                                                          |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | dc  |     | Torrkylning – dc-[HO = Off/H1 = Till].<br>Tryck och håll ned  + , tryck på  för att fortsätta till "LAL" |
| Lokala larminställningar  | LAL | LhL | [° C] Övre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A2]                                                        |
|                           |     | LLL | [° C] Nedre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A3]                                                       |
|                           |     | Lhd | [min.] Fördröjning av övre larmgräns                                                                     |
|                           |     | LLd | [min.] Fördröjning av nedre larmgräns                                                                    |
|                           |     | dA  | Till/Från Dörrlarm. Kod för aktiverat larm [A1]. [1 = On/0 = Off]                                        |
|                           |     | dAd | [min.] Fördröjning av dörrlarm                                                                           |
|                           |     | BU  | Till/Från Akustiskt larm för larmkoderna [A1], [A2] och [A3]. [1 = Till/0 = Från]                        |
| Externa larminställningar | EAL | EhL | [° C] Övre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A4]                                                        |
|                           |     | ELL | [° C] Nedre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A5]                                                       |
|                           |     | Ehd | [min.] Fördröjning av övre larmgräns                                                                     |
|                           |     | ELd | [min.] Fördröjning av nedre larmgräns                                                                    |
|                           |     | dA  | Till/Från Dörrlarm. Kod för aktiverat larm [A1]. [1 = On/0 = Off]                                        |
|                           |     | dAd | [min.] Fördröjning av externt dörrlarm                                                                   |
|                           |     | BU  | Till/Från Akustisk signal för externa larmkoder [A1], [A4], [A5]. [1 = Till/0 = Från]                    |
| Offset för givare         | cAL | cA  | [° K] Offset av A-givare. Referensgivare för kylsystemet                                                 |
|                           |     | cE  | [° K] Offset av E-givare. Referensgivare för display och larm                                            |
|                           | ALL |     | Aktivering av alla eskortlarmgränser. [FAS] = låsta gränser/[ESC] = följer börvärdet                     |
|                           | dEF |     | Antal avfrostningar per dygn (4 är fabriksinställning)                                                   |
|                           | dPS |     | Referensgivare för displayen (A, E eller F) (E är fabriksinställning)                                    |

## Andra genvägar

| Knappar | Varaktighet  | Funktion                                                                                      |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| +       | > 3 sekunder | Starta eller stoppa pågående avfrostning                                                      |
| +       | > 6 sekunder | Aktivera/inaktivera knapplåset                                                                |
|         | -            | Visar temperaturbörvärdet                                                                     |
|         | -            | Visar den högsta registrerade temperaturoppen (sedan senaste återställning av larmhistoriken) |
|         | -            | Visar den lägsta registrerade temperaturoppen (sedan senaste återställning av larmhistoriken) |
| +       | > 3 sekunder | Rensa och återställ larmhistorik                                                              |
| +  +    | > 6 sekunder | Återställning av inställda parametrar. Återställer fabriksinställningarna                     |
| +       | > 3 sekunder | Åtkomst till användarmeny och larminställningar                                               |

## Exempel: Ställa in de övre gränserna för larmen; LhL

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + 1$  tills LAL visas på displayen
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja LAL, LhL visas nu på displayen
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja LhL, 25 visas på displayen
- ↳ Tryck på  $-$  eller  $+$  för att ställa in önskat värde för den övre temperaturgränsen
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att återgå till LAL
- ↳ Tryck på  $+$  för att komma till nästa nivå, LLL
- ↳ Lhd, LLd, dA, dAd och BU är på samma nivå
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  tre gånger för att lämna användarmenyn

|           |      |                                                            |
|-----------|------|------------------------------------------------------------|
| Larmkoder | [A1] | Dörrlarm                                                   |
|           | [A2] | De övre larmgränserna (LhL) är eller har aktiverats        |
|           | [A3] | De nedre larmgränserna, (LLL) larm är eller har aktiverats |
|           | [A4] | Externt höglarm EhL är eller har aktiverats (se sida 26)   |
|           | [A5] | Externt låglarm ELL är eller har aktiverats (se sida 26)   |

## Kvittera ett akustiskt larm

Larmkod [A1]: Tryck på  $\text{P}$  för att kvittera. Temperaturlarmkoder [A2] och/eller [A3]: Blinkar på displayen. Tryck på  $\text{P}$  för att kvittera. Displayen fortsätter att blinka om temperaturen ligger utanför larmgränserna.

## Kopplade larm: [A2], [A3], [A4], [A5]

På grund av de potentiella konsekvenserna av larm kommer den röda varningstriangeln att tändas samtidigt som motsvarande larmkod blinkar i displayen. Larmläget förblir på tills det bekräftas genom att trycka på  $\text{P}$ .

## Avläsning av Max/Min temperatur

Läs av den högsta registrerade temperaturen i skåpet genom att hålla in  $+$ . Läs av den lägsta registrerade temperaturen i skåpet genom att hålla in  $-$ .

## Avläsning av larmhistorik – Exempel [A2]

[A2] blinkar på displayen – Detta innebär att temperaturen har överskridit det inställda värdet för den övre temperaturgränsen, LhL. Tryck på  $\text{P}$  för att kvittera [A2]. Displayen fortsätter att blinka, vilket indikerar att det finns information i larmhistoriken. Tryck på  $+$ , Htt (High temperature time) visas, tryck på  $\text{P}$  för att se hur länge temperaturen har legat över den inställda larmgränsen. Tryck på  $\text{P}$  för att återgå till Htt. Tryck på  $+$  för att komma till Ht (Highest temperature). Tryck på  $\text{P}$  för att läsa av den högsta registrerade temperaturen under Htt. Tryck på  $\text{P}$  för att återgå till Ht och tryck på  $\text{P}$  igen för att lämna larmhistorikfunktionen. Proceduren för att läsa ett [A3]-larm är identisk, frånsett att du kommer till larmhistoriken genom att trycka på knappen  $-$ . Vid avläsning av temperaturer under inställda gränsvärden är parametrarna Ltt och Lt. En blinkande display utan larmkoder indikerar att larmkoderna har kvitterats, men att larmsystemet innehåller information.

## Återställa Max/Min och larmhistorik

Återställning av Max/Min och larmhistorik görs genom att hålla  $-$  och  $+$  intryckt i mer än 3 sekunder, varefter en ljudsignal hörs när återställningen är klar.

## Givaravläsning och felkoder

| Menyåtkomst $\text{P} + \text{P} \rightarrow$                                             | $\downarrow$ | $\text{P} \rightarrow [^\circ \text{C}]$ | Displaykod och motsvarande meddelande |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Givare för kylsystem                                                                      | P-A          | Värde på givaren för kylsystemet         | F1                                    | Fel på givare för kylsystem        |
| Givare för förångare                                                                      | P-b          | Värde för förångargivare                 | F2                                    | Fel på förångargivare              |
| Givare för kondensor                                                                      | P-C          | Värde för kondensorgivare                | F3                                    | Fel på kondensorgivare             |
| Sensor för display och larm                                                               | P-E          | Värde för display och larmgivare         | F5                                    | Fel på givare för display och larm |
|                                                                                           |              |                                          |                                       |                                    |
| En överhettad kondensor kan orsakas av en igensatt kondensor – rengör kondensorn          |              |                                          | F7                                    | Överhettad kondensor               |
| Indikator för öppen dörr. Larm [A1] aktiveras om dörren är öppen längre än larmgränserna. |              |                                          | -0-                                   | Dörr öppen                         |

# Innehållsförteckning

|                                          |           |                                              |           |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Snabbguide – ExGuard</b> .....        | <b>2</b>  | Felkoder.....                                | 38        |
| <b>Innehållsförteckning</b> .....        | <b>4</b>  | <b>Öppning &amp; stängning av dörr</b> ..... | <b>39</b> |
| <b>Säkerhet</b> .....                    | <b>5</b>  | <b>Parameterinställningar</b> .....          | <b>40</b> |
| Innan du fortsätter.....                 | 5         | Spjällöppningstid.....                       | 40        |
| <b>Skåpkomponenter</b> .....             | <b>6</b>  | Feedback-givare.....                         | 41        |
| <b>Installation</b> .....                | <b>8</b>  | Aktivering av feedback-givare.....           | 41        |
| Första installation.....                 | 8         | Öppningstid för dörrlås.....                 | 42        |
| Tippskydd.....                           | 10        | Dörrlarmsaktivering.....                     | 42        |
| Omgivning.....                           | 11        | Fördröjning av dörrlarm.....                 | 43        |
| Anslutning till ventilationssystem.....  | 12        | Utsugslarm – Inte tillgänglig.....           | 44        |
| Potentialfritt larmrelä.....             | 13        | Extra tid för utsugning.....                 | 45        |
| Anslutning till elnätet.....             | 14        | Utsugsfrekvens.....                          | 45        |
| Potentialutjämnning.....                 | 16        | Summer.....                                  | 46        |
| <b>Kontrollpaneler</b> .....             | <b>17</b> | <b>Normal användning</b> .....               | <b>47</b> |
| <b>Start – konventionell drift</b> ..... | <b>18</b> | <b>Regelbundet underhåll</b> .....           | <b>48</b> |
| Digital display (9 tangenter).....       | 18        | Rengöring.....                               | 48        |
| Genomgång av menyerna.....               | 19        | Dörrtätningsslistor.....                     | 49        |
| Felkoder.....                            | 20        | <b>Allmän info</b> .....                     | <b>50</b> |
| Torrkylning.....                         | 21        | Ansvar.....                                  | 50        |
| <b>Lokala larminställningar</b> .....    | <b>22</b> | Typ-/nummerskylt.....                        | 51        |
| Lokalt larm om hög temperatur.....       | 22        | Avfrostningsvatten.....                      | 52        |
| Lokalt larm om låg temperatur.....       | 22        | Dörrstängningsmekanism.....                  | 53        |
| Lokal höglarmsfördröjning.....           | 23        | Dörrlås.....                                 | 54        |
| Lokal låglarmsfördröjning.....           | 23        | Ingångsport.....                             | 55        |
| Lokalt dörrlarm till/från.....           | 24        | Viktigt.....                                 | 56        |
| Fördröjning för lokalt dörrlarm.....     | 24        | Kassering.....                               | 57        |
| Lokala akustiska inställningar.....      | 25        | <b>Datablad</b> .....                        | <b>58</b> |
| <b>Externa larminställningar</b> .....   | <b>26</b> | ExGuard ER600W.....                          | 58        |
| Externt höglarm.....                     | 26        | <b>Försäkran om överensstämmelse</b> .....   | <b>60</b> |
| Externt låglarm.....                     | 26        | <b>Rörschema</b> .....                       | <b>61</b> |
| Extern höglarmsfördröjning.....          | 27        | <b>Kopplingsschema</b> .....                 | <b>62</b> |
| Extern låglarmsfördröjning.....          | 27        | <b>Allmänna underhållsanvisningar</b> .....  | <b>64</b> |
| Externt dörrlarm till/från.....          | 28        | Underhållsplan.....                          | 65        |
| Extern dörrlarmsfördröjning.....         | 29        | <b>Allmänna rengöringsanvisningar</b> .....  | <b>67</b> |
| Externa akustiska inställningar.....     | 30        | Rengöringsplan.....                          | 68        |
| <b>Parameterinställningar</b> .....      | <b>31</b> | <b>FAQ</b> .....                             | <b>72</b> |
| Givaroffset.....                         | 31        | <b>IQ &amp; OQ</b> .....                     | <b>74</b> |
| Eskortlarmgränser.....                   | 33        | Installation & Operation Qualification.....  | 74        |
| Avfrostningar per dygn.....              | 34        | <b>PQ</b> .....                              | <b>82</b> |
| Displaygivare.....                       | 35        | Performance Qualification.....               | 82        |
| <b>Start ExGuard</b> .....               | <b>36</b> | <b>Index</b> .....                           | <b>94</b> |
| Digital display (7 tangenter).....       | 36        |                                              |           |
| Genomgång av menyerna.....               | 37        |                                              |           |

Copyright © 2006- Gram BioLine, en division inom Gram Scientific ApS, Danmark. Samtliga rättigheter förbehålles.

Innehållet i denna publikation ägs av Gram BioLine (om annat ej anges) och är skyddat av såväl danska som internationella lagar och bestämmelser rörande upphovsrätt.

Information och bilder får ej användas, kopieras eller överföras utan föregående skriftligt tillstånd. härför från Gram BioLine.

Tillverkad av  
**Gram Scientific ApS**  
Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark  
Tel: +45 73 20 13 00  
e-post: info@gram-bioline.com  
www.gram-bioline.com



## Innan du fortsätter

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda skåpet.  
Om du behöver produktsupport är du välkommen att kontakta oss på: [support@gram-bioline.com](mailto:support@gram-bioline.com)

Denna bruksanvisning är avsedd för följande produktserier:

### ExGuard

Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda skåpet. Gram BioLine garanterar inte säker drift om skåpet används för annat än avsett bruk. Innehållet i bruksanvisningen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ingen del av denna bruksanvisning får reproduceras i någon form utan uttryckligt skriftligt medgivande från Gram BioLine. Gram BioLine garanterar skåpet under vissa garantivillkor. Gram BioLine ansvarar inte för eventuell förlust eller skada på innehåll.

Denna bruksanvisning ska betraktas som en integrerad del av skåpet och ska förvaras nära skåpet och vara lättillgänglig. Om bruksanvisningen går förlorad ska du kontakta din lokala återförsäljare eller Gram BioLine för att få en ny. Aktuella versioner av bruksanvisningar finns på [www.gram-bioline.com](http://www.gram-bioline.com).

### Avsedd användning

**Gram BioLine ExGuard-skåpen** är avsedda för temperaturkontrollerad förvaring av föremål som potentiellt kan avge skadliga, illaluktande och/eller explosiva atmosfärer, där det finns risk för att dessa atmosfärer kan utgöra en hälsorisk för användaren och skåpets omgivning. ExGuard-serien uppfyller kraven i EN/IEC 60079-15-standard, som gäller elektrisk utrustning för användning i Kategori 3, Zon 2-platser där det kan finnas explosiva atmosfärer.

Möjliggör placering av ExGuard-kylskåp och frysar i zon 2-områden kategoriserade enligt EN/IEC 60079-14. Användaren måste säkerställa att skåpet används i enlighet med avsedd användning.

Skåpet är konstruerade för följande temperaturområde:

ER: -2/+20 °C

Vid den maximala omgivningstemperatur som anges i denna bruksanvisning och en maximal relativ luftfuktighet på 70 %. Onormal användning eller användning som strider mot avsedd användning eller de riktlinjer som anges i produktdokumentationen kan leda till: fara för patientsäkerheten, skada på förvarade artiklar, skada på skåpet, fara för användaren

Gram BioLine-utrustning är designad för att användas i ett system med extra oberoende övervakningslarm för att säkerställa snabb reaktion vid larm och därmed maximal produktsäkerhet. Vid förvaring av värdefulla eller temperaturkänsliga material eller produkter är det lämpligt att använda ett autonomt larmsystem med kontinuerlig övervakning. Detta larmsystem bör utformas på ett sätt som gör det möjligt för behöriga personer att omedelbart upptäcka varje larmtillstånd och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

### Symboler som används i bruksanvisningen



**Fara**



**Risk för elektriska stötar**



**Risk för materiella skador**



**Risk för personskada**



**Risk för bränn-/frysskador**



**Information**




**Brandrisk /  
brännbara material**



**Risk för explosion/  
explosiva material**

# Skåpkomponenter

Detta avsnitt beskriver huvudkomponenterna som är relevanta för användaren.

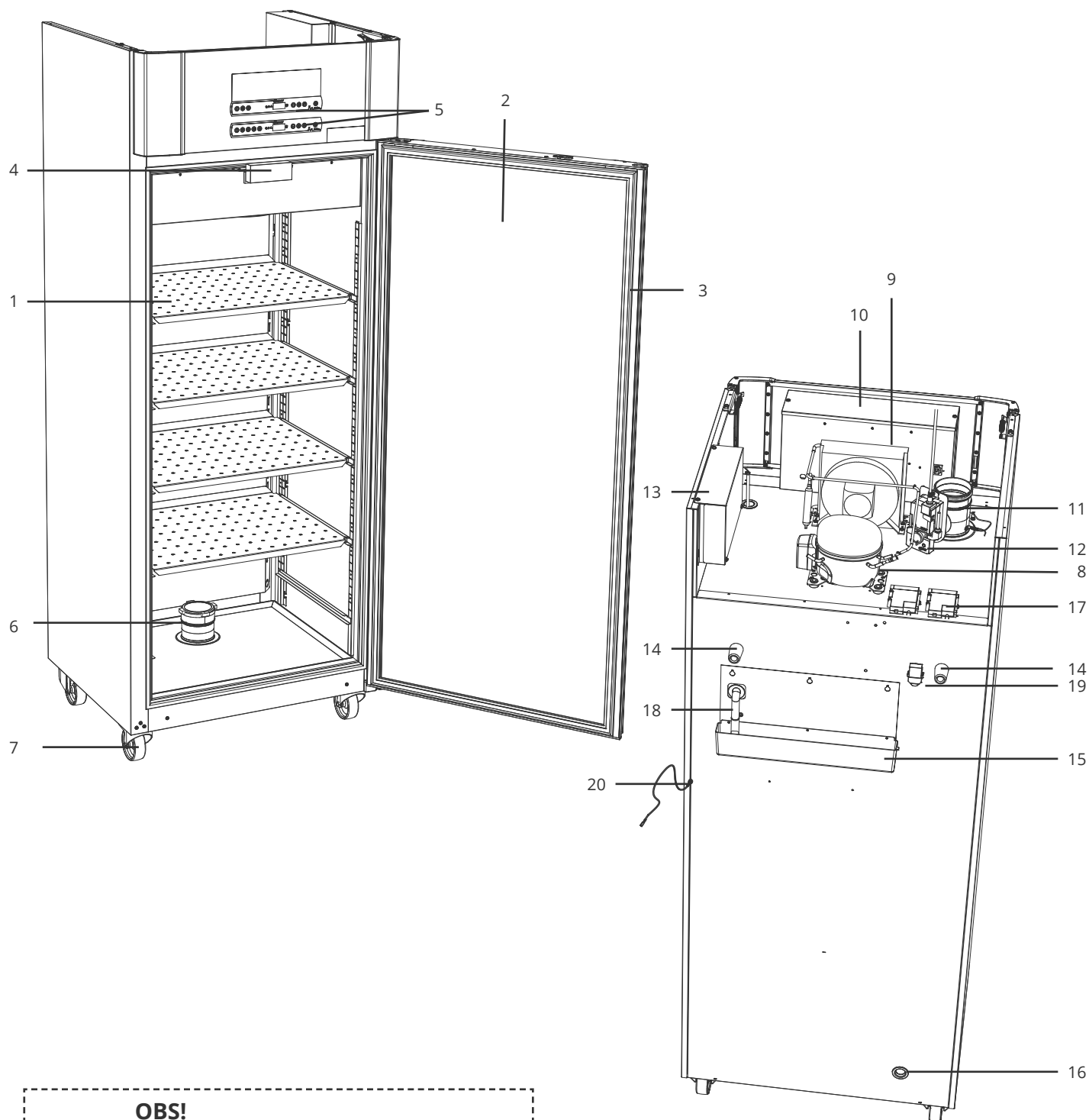

## OBS!

Vid tekniska problem eller haverier ska du alltid kontakta Gram BioLines tekniska support eller en auktoriserad Gram BioLine servicepartner.

*Detta avsnitt beskriver huvudkomponenterna som är relevanta för användaren.*

1. **Hyllor och väggskenor** – Säkerställ att hyllorna monteras korrekt, innan de belastas. Alla hyllor eller lådor måste stödjäs av minst 2 hyll- eller lådstöd vardera.
2. **Dörr** – Säkerställ att dörren är helt stängd efter användning. För att minimera temperaturvariationer ska dörröppningarna hållas så korta som möjligt.
3. **Dörrtättningslist** – Kontrollera att tättningslistan är flexibel och i gott bruksskick. Håll tättningslisterna rena. Instruktioner för detta finns i denna bruksanvisning.
4. **Elektromagnet för dörrlåssystem** – Används för att hålla dörren låst via motsvarande fixeringsplåt på dörren och förhindra tillträde om inte utsugsprocessen är aktiverad. Säkerställ att den inte har några tecken på skador. Vid tecken på skada får skåpet ej användas. Kontakta Gram BioLine eller leverantören för assistans.
5. **Digitala displayer för styrenheter** – Använd displayerna för att visa skåptemperaturen (nedre), status för utsugs- och dörrlåssystemet (övre) och för att ställa in parametrarna som beskrivs i denna bruksanvisning.
6. **Insugningsventil för avgaser** – Släpper in luft i skåpet under utsugningsprocessen. Säkerställ att den inte har några tecken på skador. Vid tecken på skada får skåpet ej användas. Kontakta Gram BioLine eller leverantören för assistans.
7. **Skåpets underrede** – Säkerställ att skåp med ben står i våg och att skåp med hjul står på ett plant underlag och låses enligt denna bruksanvisning.
8. **Kompressor** – Säkerställ att den inte har några bucklor eller visar andra tecken på skador.
9. **Kondensor och fläkt** – Liksom kompressorn, säkerställ att den inte har några bucklor eller visar andra tecken på skada.
10. **Kontrollbox för kylsystem**: Kapsling för styrenhet, givare och andra delar som övervakar och hanterar kylsystemet. Säkerställ att den inte har några bucklor eller andra tecken på skador.
11. **Utløpsventil för utsug – Extern anslutningspunkt för ventilation av farlig gas/ånga från skåpet under utsugningsprocessen.** Säkerställ att den inte har några tecken på skador. Vid tecken på skada får skåpet ej användas. Kontakta Gram BioLine eller leverantören för assistans.
12. **Servomotor för avgassystem** – Kontrollera att motoranslutningen är korrekt ansluten och att den inte har lossnat eller glappar. I händelse av funktionsfel, använd inte skåpet och kontakta Gram BioLine eller leverantören för assistans.
13. **Styrbox för avgaser och dörrlåssystem** – Kapsling för styrenhet, givare och andra delar som övervakar och styr utsugs- och dörrlåssystemen. Säkerställ att den inte har några bucklor eller andra tecken på skador.
14. **Gummimellanlägg** – Säkerställer lämpligt mellanrum mellan skåpet och väggen. Ta inte bort dem.
15. **Avdunsningsbricka** – Säkerställ att den inte är sprucken eller visar tecken på skador. Vi rekommenderar att du rengör skåpet innan du slår på strömmen till skåpet första gången.
16. **Ingångsport** – Används för att leda givare och liknande in i skåpet. Kontrollera att ingångsporten är ordentligt försluten före start.
17. **Åtkomst till potentialfritt larmrelä** – Används för att ansluta till ett externt larmsystem. Instruktioner för anslutning finns i denna bruksanvisning. Kom ihåg att ställa in externa larm (EAL).
18. **Slang för avfrostningsvatten** – Utløpp för avfrostningsvatten från avfrostningsbrickan i skåpet. Kontrollera att den inte är skadad eller visar tecken på skada.
19. **Tryckutjämningsventil** – Används för att utjämna trycket i skåpet när dörren öppnas. Kontrollera att den inte är skadad eller visar tecken på skada.
20. **Potentialutjämning** – Säkerställer efterlevnad av ATEX-riktlinjer enligt EN 60079-14. Se installationsavsnittet för specifikationer.



#### **OBS!**

Om delar visar tecken på skada ska du inte använda skåpet. Kontakta Gram BioLine eller leverantören för assistans.

# Installation

## Första installation

Detta avsnitt i bruksanvisningen beskriver hur skåpet ska installeras.



**I-1\*:** Av säkerhets- och driftsskäl får skåpet inte användas utomhus.

**I-2\*:** Skåpet ska installeras i ett torrt och välventilerat utrymme.

**I-3\*:** För att säkerställa effektiv drift bör skåpet inte installeras i direkt solljus eller nära värmekällor.

### I-4\*: Omgivningstemperatur


| Skåp               | Lägsta omgivningstemperatur vid drift | Högsta omgivningstemperatur vid drift |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ER med massiv dörr | +10 °C                                | +43 °C                                |
| ER med glasdörr    | +10 °C                                | +38 °C                                |



**I-5\*:** Undvik att placera skåpet i en klorosyra/sur miljö på grund av risk för korrosion



**I-6\*:** Skåpet levereras med en skyddsfilm som ska tas bort före användning.

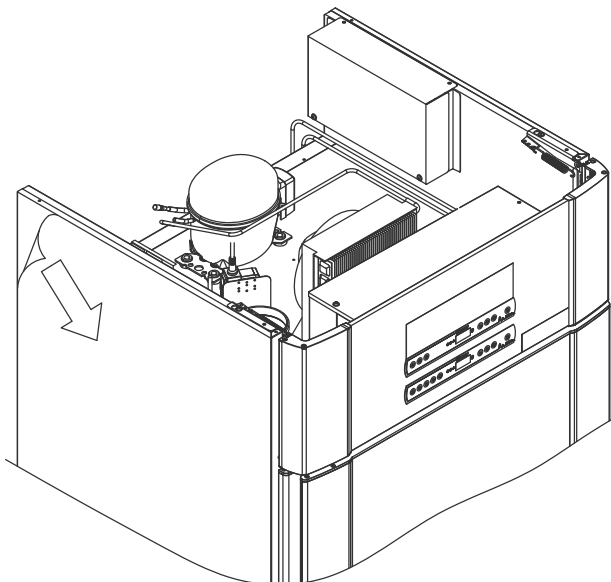

### VARNING –

#### RISK FÖR POTENTIELL ELEKTROSTATISK URLADDNING

När du tar bort skyddsförpackningen och filmen kan elektrostatisk urladdning ske. Skyddsemballage och skyddsfilm får inte avlägsnas i ATEX-zoner.



Detta avsnitt i bruksanvisningen beskriver hur du justerar skåpets ben/länkhjul.



Se till att använda lämplig personlig skyddsutrustning, såsom handskar, när du hanterar skåpet.




**I-7\*:** Rengör skåpet med en mild tvållösning före användning.




**I-8\*:** Om skåpet har lagts ner (t.ex. under transport). Skåpet måste stå upprätt i 24 timmar före användning, vilket gör att oljan i kompressorn kan rinna tillbaka tillbaka på plats.

**I-9\*:** Skåp utrustade med ben bör regleras enligt bilden nedan.

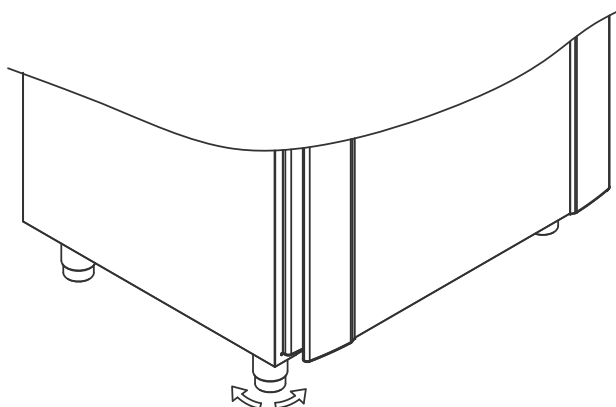

**I-10-11\*:** För skåp som är utrustade med hjul måste golvet vara plant för att säkerställa stabil placering och säker användning. När skåpet är placerat ska de 2 främre hjulen låsas.

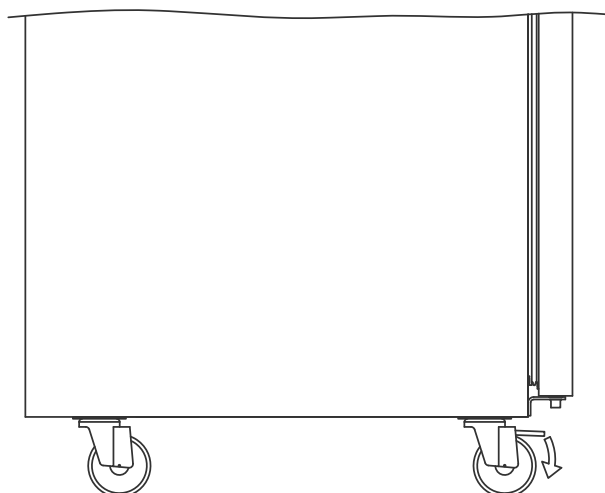


## Tippskydd



**I-12\*:** Skåp med lådor och/eller glasdörr måste fästas mot en stabil vertikal yta så att skåpet inte kan välta när lådorna dras till det yttersta läget eller när dörren är öppen. Tippskyddsfästen medföljer.

Instruktioner för montering av tippskydd finns nedan.

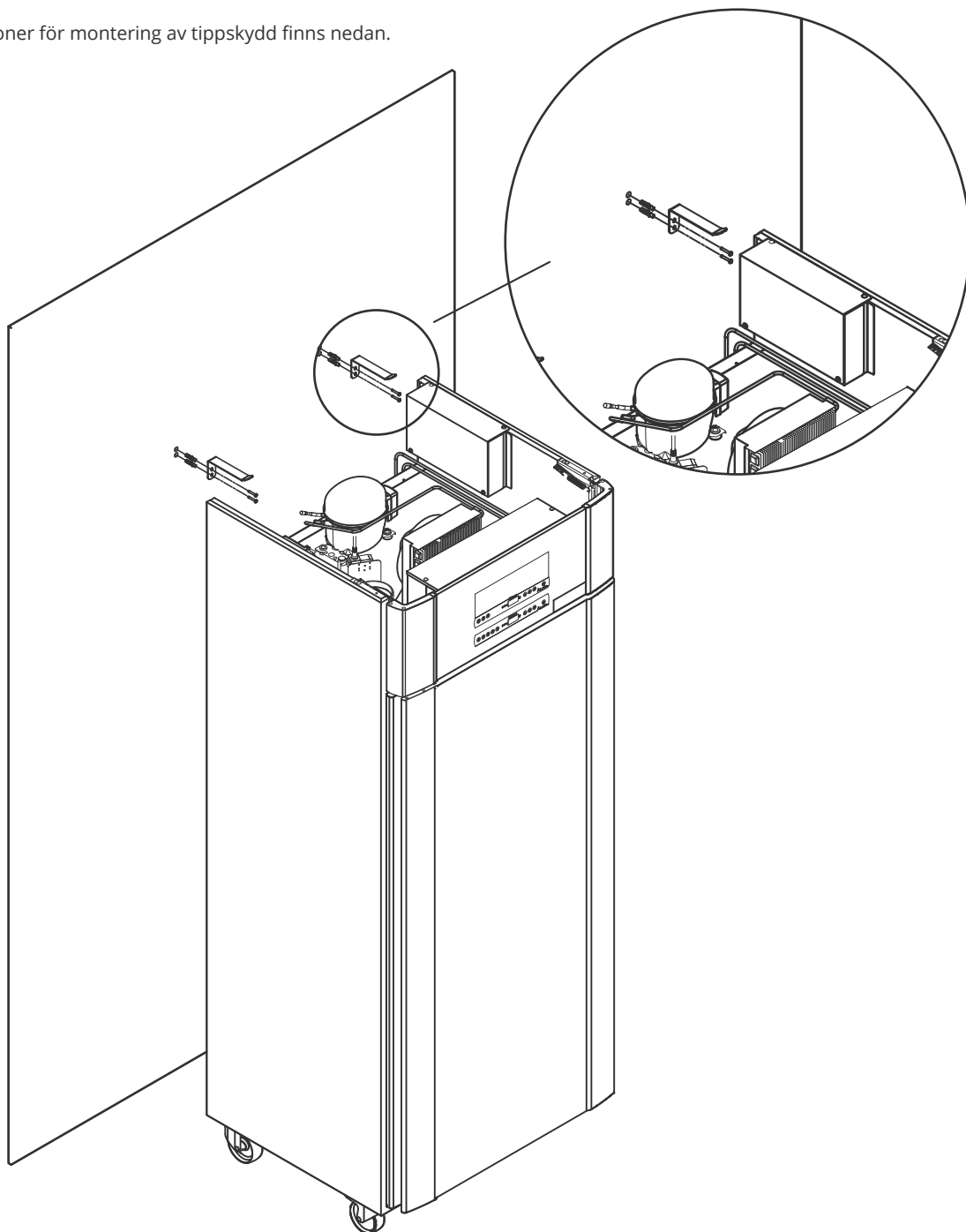

### OBS!

Tippskydden ska monteras vid installation av skåpet så att användare, omgivning och förvarade artiklar inte skadas om skåpet välter.

## Omgivning

**I-13\*:** Skåpets baksida ska placeras så nära väggen som möjligt. Max. tillåtna avstånd mellan vägg och skåp är 75 mm.



**I-14\*:** Minst 30 mm avstånd mellan skåpen krävs.



**I-15\*:** Täck inte över skåpets övre del om det har en toppmonterad kompressor.





**I-16\*:** Använd inte elektriska apparater inne i skåpet.



Skåpet är inte lämpligt för förvaring av föremål som avger ångor, varken på egen hand eller i kombination med andra kemikalier eller vatten, som kan kondensera och korrodera skåpet och dess komponenter.

Alla artiklar i skåpet som inte är inkapslade eller paketerade ska täckas över för att minska risken för korrosion i skåpet och dess komponenter.

15-75 mm

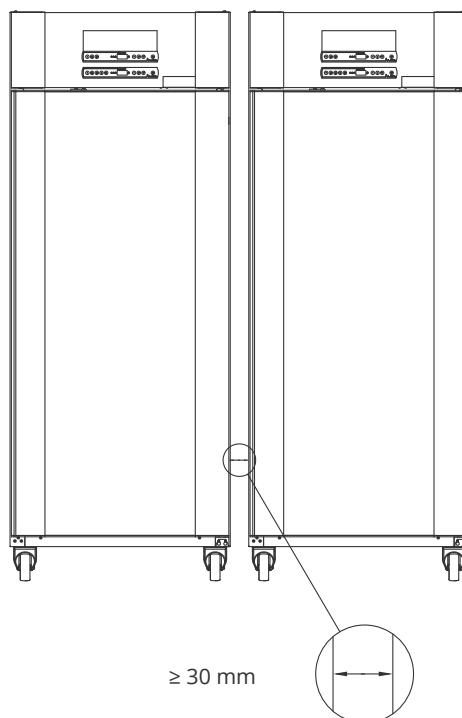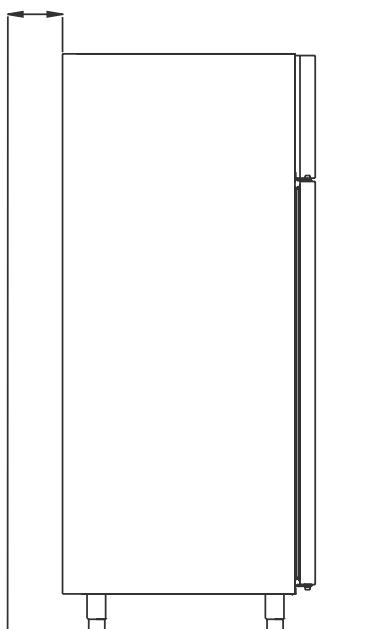

≥ 30 mm




### - För Ex-miljöer -

Öppna behållare i förvaringsutrymmet kan påverka ATEX-zonklassificeringen

## Anslutning till ventilationssystem

Skåpet får inte tas i drift innan det har anslutits till ventilationssystemet. Ventilationen måste vara ändamålsenlig vad gäller användning, förvarade artiklar och allmänna installationsförhållanden. Det är användarens ansvar att säkerställa att ventilationssystemet fungerar och ger tillräckligt med sugkraft. Anslutningsdelen mellan ventilationssystemet och skåpet måste vara tät.

Se bilden nedan för placering av anslutningen till skåpet.

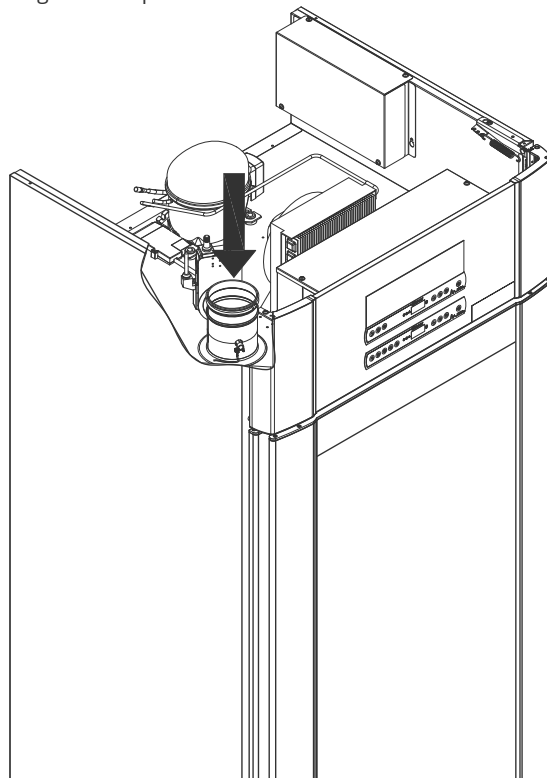

Förvarade artiklar måste stängas och förseglas för att minimera potentiell koncentration av skadliga, illaluktande och/eller explosiva atmosfärer. Se EN 60079-14: Explosiva atmosfärer – Konstruktion, val och utförande av elinstallationer för installationskrav i en ATEX-miljö.

### – OBSERVERA –

Fabriksinställningar för: Utsugstid (Damper Open time – "dot"), Extra utsugstid (Extra Extraction – "EUE") och periodisk utsugsfrekvens (Periodic Extraction – "PE") måste bedömas med avseende på tillräcklighet och därefter vid behov.



#### Installationskrav:

144 m<sup>3</sup>/h luftflöde per skåp\*  
100 mm spiralkanalanslutning till ventilationssystem  
\* Förutsättningar: 600 liter luftväxling under 15 sekunder, där genomsnittshastigheten är 5 m/s för Ø100 mm utsugskanal.



#### – För Ex-miljöer –

Särskilda villkor för säker användning kan gälla för denna produkt vid installation i en EN 60079-10-miljö. Se motsvarande Ex-certifikat för specifikationer.

## Potentialfritt larmrelä


*I detta avsnitt beskrivs det potentialfria larmreläet.*

**I-17\*:** Bilden nedan visar reläets tre kontakter (används t.ex. vid anslutning till CTS eller andra externa övervakningssystem). De tre anslutningarna är: Common (Gemensam), NO (slutande) och NC (brytande).

När spänningen ansluts drar styrenheten reläet. Detta gör det möjligt för styrenheten att svara på både höga och låga temperaturer, dörrlarm och strömavbrott. Temperaturlarm och dörrlarm måste konfigureras i de externa larminställningarna (EAL) innan de aktiverar det potentialfria larmreläet. Instruktioner för inställning av externa larm finns i avsnittet Parameterinställningar.

Ledningarna som är anslutna till kopplingsplinten för det potentialfria larmreläet hålls på plats av den presspassade bricken på blocket och på så vis förhindrar åtkomst till strömkretsen.

Det potentialfria larmreläet ska anslutas av en behörig installatör.

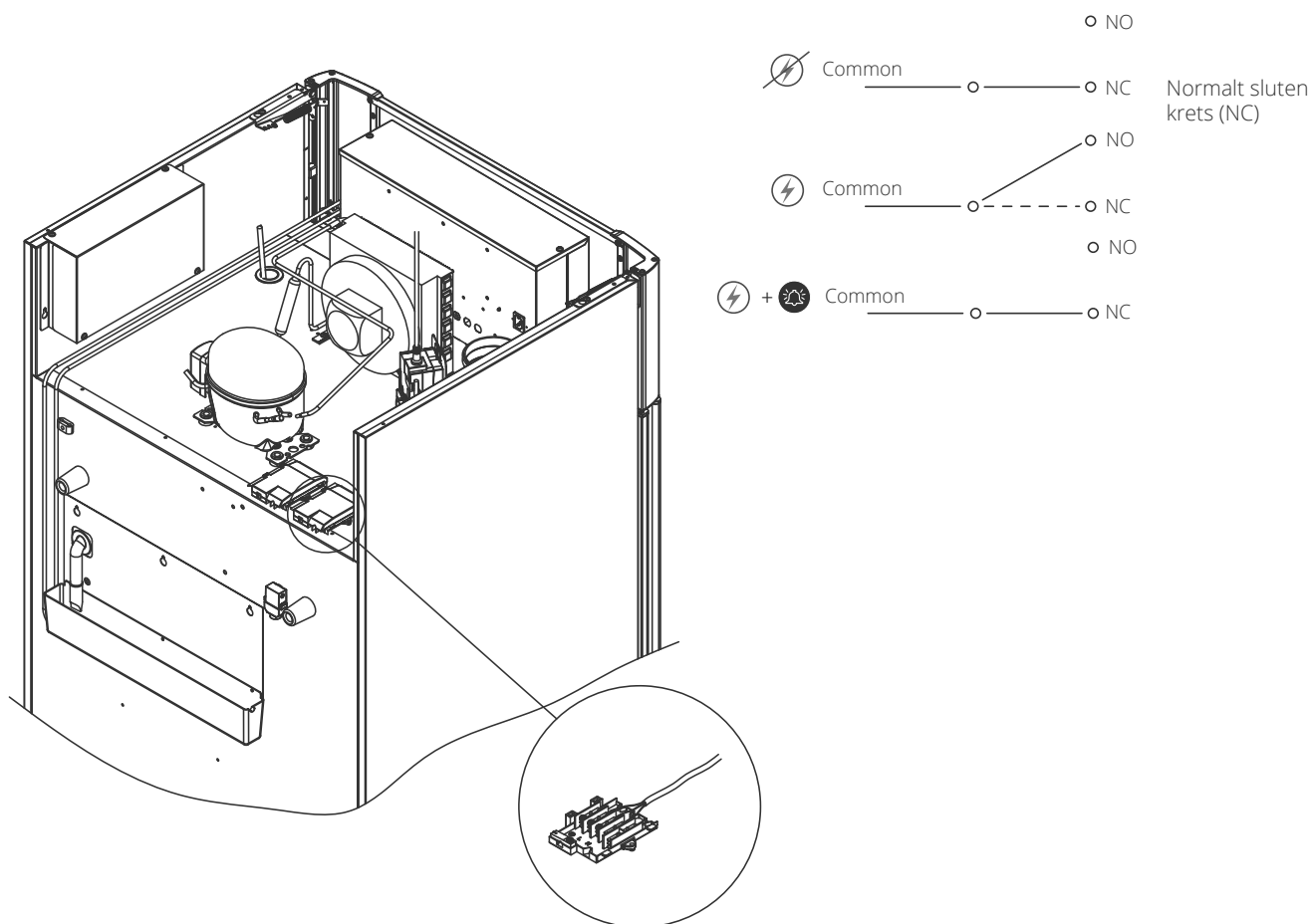

# Anslutning till elnätet

Läs följande avsnitt noggrant innan skåpet ansluts. Kontakta en behörig elektriker om du är osäker.

**I-19\*:** Vid installation i ett vanligt scenario som inte omfattas av föreskrifterna enligt EN 60079-0 zon 2:  
Apparaten kan anslutas i enlighet med gällande lokala bestämmelser för starkström.

**Observera att det finns särskilda regler för produkter som överensstämmer med EN 60079-0 zon 2 och EN 60079-14: Explosive atmospheres – Electrical installations design, selection and erection.**

Maskinen är tillverkad i enlighet med EN 60079-7: Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety "e" och EN 60079-11: Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i":  
Type of protection II 3G Ex ec ic IIB Tx Gc. Zon 2 är tillämplig zon.

Om utrustningen ska installeras i en zon 2-miljö bör specialistpersonal utföra installationen eller konsulteras i förväg för att säkerställa att utrustningen installeras i enlighet med riktlinjerna som anges i standarden.

**I-20-2\*:** Skåpet är avsett för anslutning till växelström. Anslutningsvärdena för spänning (V) och frekvens (Hz) anges på typ-/nummerskylten.

Strömsladden från huvudledningen ansluts till kopplingsdosan på skåpets baksida. Kontakten fixeras sedan på plats av hållaren som är inbyggd i kopplingsboxen.

Observera att hållaren ska sitta tätt runt kontakten enligt bilden.

Apparaten måste anslutas till den externa strömförsörjningen med en lämplig anordning som mekaniskt förhindrar att stickkontakten och eluttaget oavsiktligt kopplas ur.

**I-21\*:** Anslutningen måste skyltas:  
**"DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED"** (SEPARERA INTE NÄR STRÖMSATT)

## – OBSERVERA –

Säkringar och liknande får aldrig tas bort eller bytas ut när apparaten är ansluten till en strömkälla.

Kopplingsboxen får aldrig öppnas när apparaten är ansluten till en strömkälla.

Kompressorns startutrustning får aldrig demonteras när apparaten är ansluten till en strömkälla.

När elektriska komponenter demonteras eller byts ut måste apparaten flyttas till ett område där det inte finns någon risk för antändning orsakad av elektriska komponenter eller gaser som finns i apparaten.

Använd aldrig skåpet om kontakten är skadad. Skåpet bör i sådana fall undersökas av en Gram BioLine servicetekniker.


Vid installation i ett normalt scenario som inte omfattas av föreskrifterna för zon 2:

Apparaten kan anslutas i enlighet med gällande lokala bestämmelser för starkström.

### I båda fallen

Använd en treledad kontakt – om eluttaget är avsett för en treledad kontakt ska en grön/gul jordledning anslutas till jordplinten.

Strömmen måste anslutas via ett vägguttag. Vägguttaget ska vara lättåtkomligt. Alla jordningskrav som föreskrivs av de lokala elmyndigheterna måste följas. Skåpkontakten och vägguttaget ska då ge korrekt jordning. Om du är osäker ska du kontakta din lokala leverantör eller en behörig elektriker.

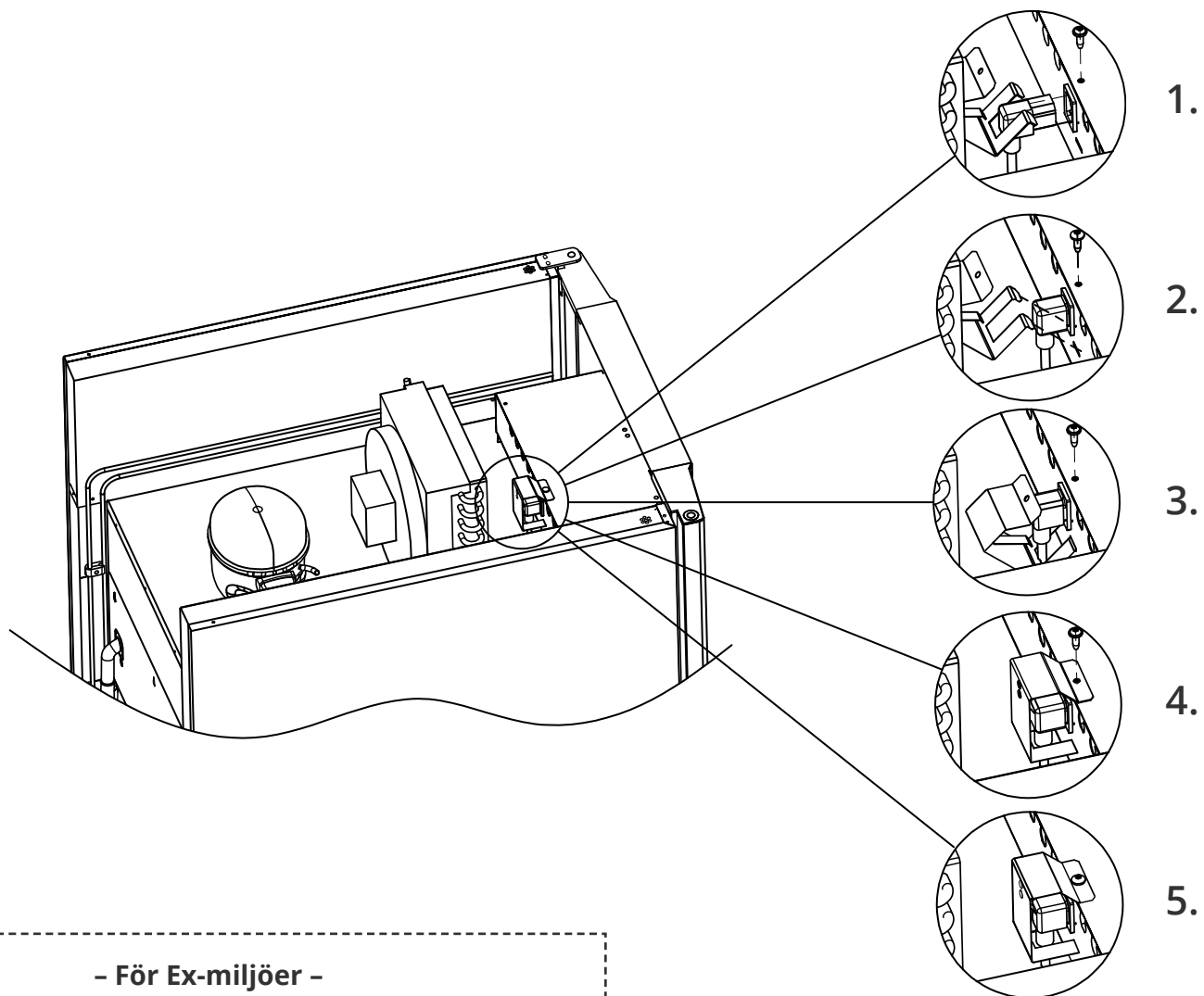

### - För Ex-miljöer -



Särskilda villkor för säker användning kan gälla för denna produkt vid installation i miljöer som beskrivs i standarden EN 60079-14.

Se motsvarande Ex-certifikat för specifikationer.

### - Teknisk support -

Vid tekniska problem ska du alltid kontakta Gram BioLines tekniska support eller en auktoriserad Gram BioLine servicepartner.

Demontera aldrig kopplingsdosan eller någon annan elektrisk komponent.

# Potentialutjämning



**I-22-1\*:** För installation i ATEX kategori 3 zon 2-områden är det obligatoriskt att använda potentialutjämning. Det är inte tillräckligt att använda skyddsjord genom nätanslutningen. För att säkerställa potentialutjämning för enheten måste den monterade externa jordledaren användas i enlighet med nationella installationskrav, t.ex. EN 60079-14.



- Montering av jordledaren ska utföras enligt följande bilder.
- På baksidan av skåpet finns en plats för anslutningsmöjligheter märkt: **"Attention - Equipotential bonding"** (Varning - Potentialutjämning).
- Jordledaren måste ha en tjocklek på minst 4 mm<sup>2</sup>.
- Använd en ringkabelsko för att säkerställa god kontakt.
- Använd den medföljande M5-skraven och brickan för att fästa jordledaren i skåpet. Dra åt skruven till 3,2 Nm.

Potentialutjämning av skåpet illustreras på denna sida.



## OBS!

Observera att denna plats är den enda av tillverkaren godkända platsen för potentialutjämning.

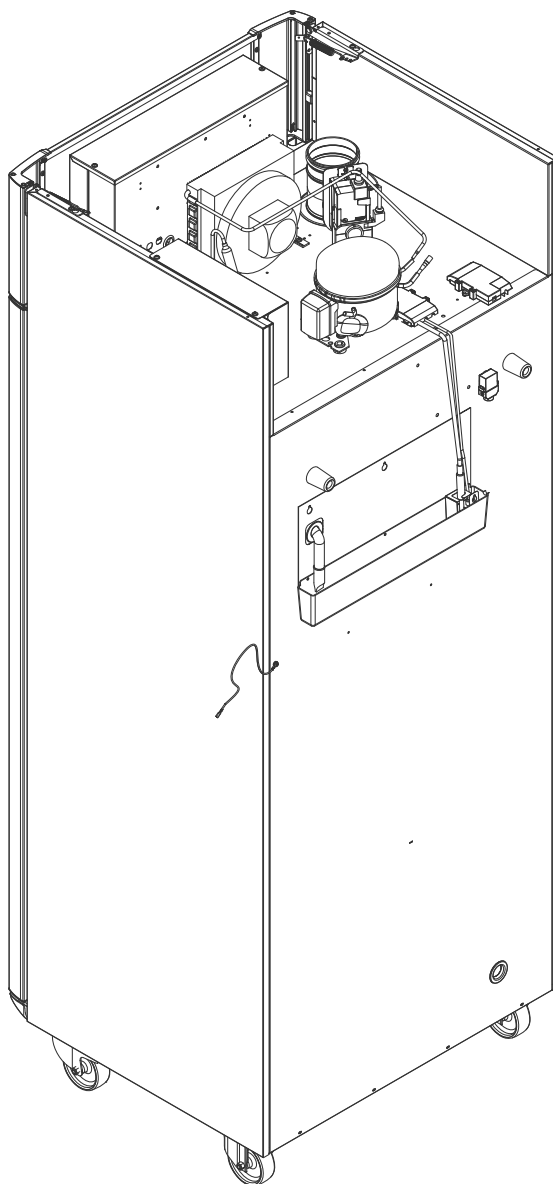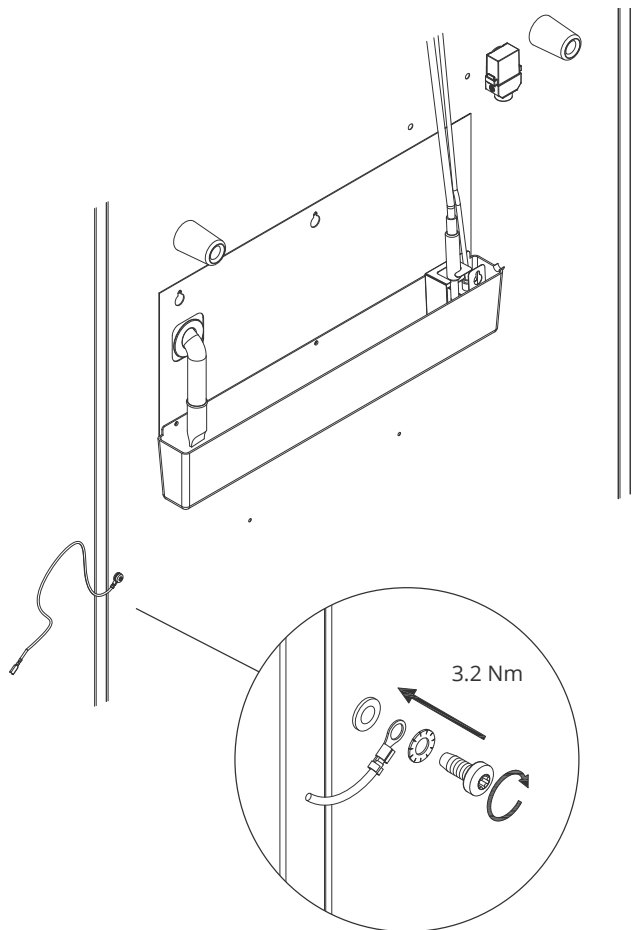


\*): Sektionsbeteckningar (I-1, I-2, etc.) hänvisar till IQ



Följande avsnitt beskriver de två kontrollpanelerna för ExGuard

ExGuard har två kontroller och således två kontrollpaneler enligt ritningen nedan.

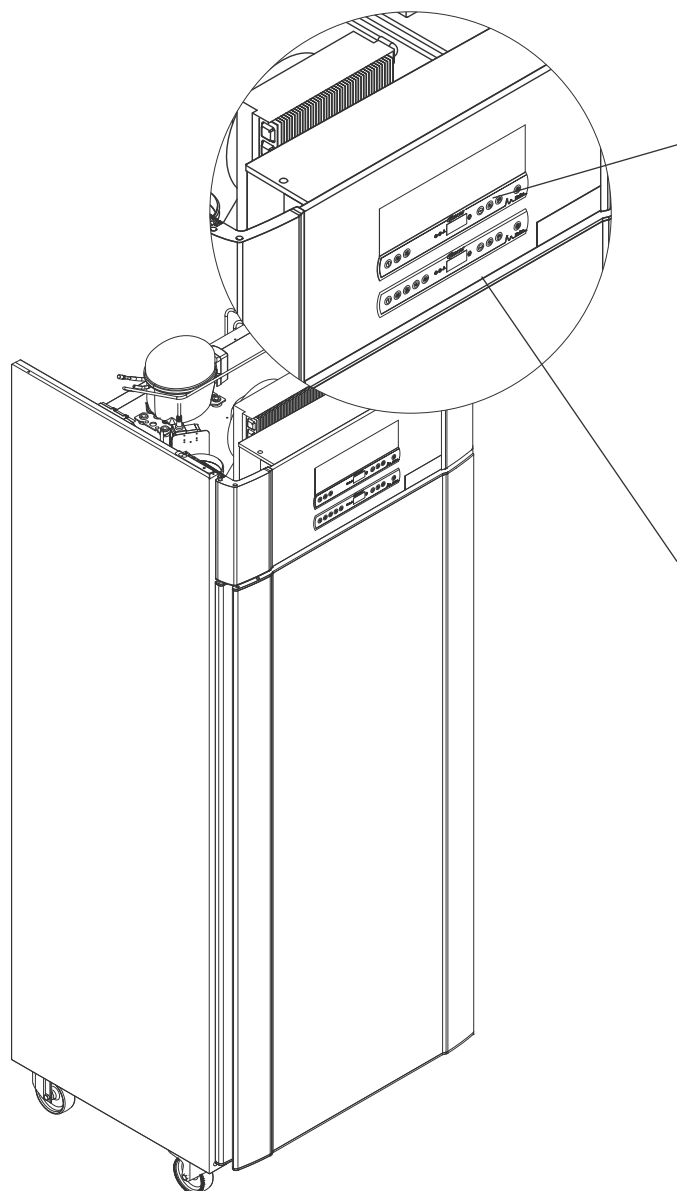

## Utsugskontroll



Kontrollpanelen för utsugssystemet sitter överst på kontrollpanelen och har tre tangenter till vänster om displayen (7 tangenter totalt).

Mer information om användning och inställning av utsugssystemet finns på side 36.

## Driftkontroll




Den nedre kontrollpanelen är gränssnittet för att styra kylskåpets olika funktioner och inställningar. Denna kontrollpanel har fem tangenter till vänster om displayen.

Se side 18 för information om användning av dessa och inställning av kylsystem och larm.

# Start – konventionell drift

## Digital display (9 tangenter)

Den digitala displayen som visas nedan visar skåptemperaturen och indikerar om skåpet är anslutet till en strömkälla. I följande kapitel förklaras konventionell drift av skåpet och larm för temperatur, dörr osv.

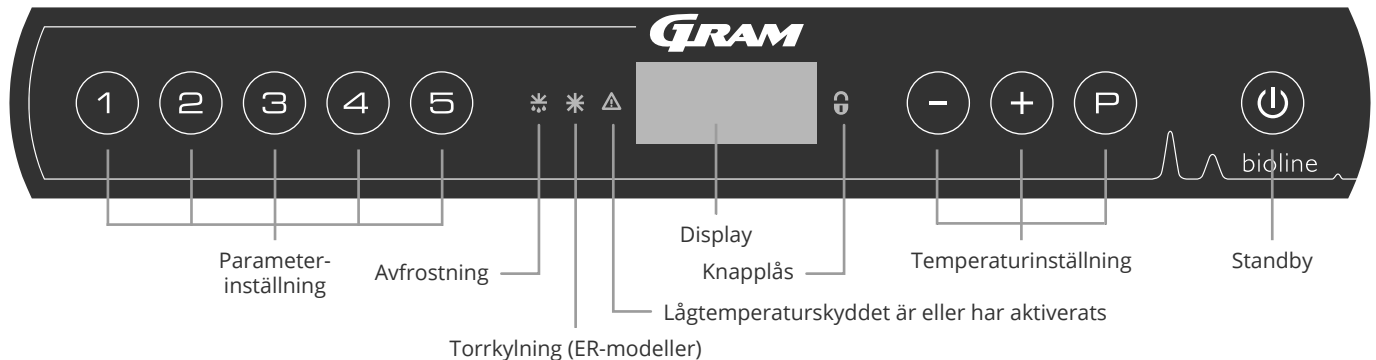

### O-1\*: Standby

Tryck på för att starta skåpet. Tryck på knappen i 6 sekunder för att gå till standby. Skåpets programversion visas när skåpet slås på, följt av varianten och ett displaytest.

Skåpet är klart att användas när temperaturen visas. Skåpet startar automatiskt en avfrostningscykel när det startas och avslutar den igen efter en systemkontroll.

Skåpet kommer alltid att starta när det ansluts till en strömkälla. Till exempel efter ett strömavbrott eller när skåpet ansluts för första gången.

- **Parameterinställning** – Ger åtkomst till skåpets konfigurerbara parametrar.
- **Avfrostning** – Avfrostning pågår.
- **Torrkyllning** – Torrkyllning pågår (ER-modeller).
- **Knapplås** – Knappsatsen är låst, ingen åtkomst till funktioner eller menyer.
- **Temperaturinställning** – Inställning av börvärde för temperaturen och navigering i menyerna.
- **Standby** – Slå på eller stäng av skåpet och navigera i menyerna.

### O-2\*: Temperaturinställning

Temperaturjusteringar görs genom att hålla in och trycka på antingen eller . Bekräfta inställningarna genom att släppa knapparna.

#### OBS!



Säkerställ att skåpet har kopplats från uttaget innan service utförs på elektriska delar. Det räcker inte att stänga av skåpet med knappen eftersom det finns spänning kvar i vissa elektriska delar av skåpet.

#### VARNING!



ÖPPNA INTE, UNDERHÅLL ELLER UTFÖR SERVICE I ETT OMRÅDE MED EN EXPLOSIV ATMOSFÄR

#### OBS!



Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

#### Allroundintroduktion till menynavigering

Förutom att ställa in temperaturen och till/från, används , , och för att navigera i menyn och ställa in skåpets parametrar.

Knapparna har följande funktioner i menyerna:

- Öppna ett menysteg/bekräfta ett börvärde i parameterinställningarna.
- Bläddra uppåt i en viss meny/öka ett visst värde i parameterinställningarna (t.ex. börvärde för larm).
- Bläddra nedåt i en viss meny/minska ett visst värde i parameterinställningarna.
- Gå ett steg bakåt i menyn.

## Genomgång av menyerna

Menyn nedan ger en snabb översikt över skåpets parameterinställningar.

### Användarmeny

| Menyåtkomst $\text{P} + \text{1} \rightarrow$ | $\downarrow$ | $\rightarrow$ |           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | dC           |               |           | Torrkylning – dC – [HO = Från/ H1 = Till].                                           |
| Lokala larminställningar                      | LAL          | LhL           | [° C]     | Övre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A2]                                          |
|                                               |              | LLL           | [° C]     | Nedre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A3]                                         |
|                                               |              | Lhd           | [min.]    | Fördröjning av övre larmgräns                                                        |
|                                               |              | LLd           | [min.]    | Fördröjning av nedre larmgräns                                                       |
|                                               |              | dA            | Till/Från | Dörrlarm. Kod för aktiverat larm [A1]. [1 = On/0 = Off]                              |
|                                               |              | dAd           | [min.]    | Fördröjning av lokalt dörrlarm                                                       |
|                                               |              | BU            | Till/Från | Akustiskt larm för larmkoderna [A1], [A2] och [A3]. [1 = Till/0 = Från]              |
| Externa larminställningar                     | EAL          | EhL           | [° C]     | Övre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A4]                                          |
|                                               |              | ELL           | [° C]     | Nedre larmgräns. Kod för aktiverat larm [A5]                                         |
|                                               |              | Ehd           | [min.]    | Fördröjning av övre larmgräns                                                        |
|                                               |              | ELd           | [min.]    | Fördröjning av nedre larmgräns                                                       |
|                                               |              | dA            | Till/Från | Dörrlarm. Kod för aktiverat larm [A1]. [1 = On/0 = Off]                              |
|                                               |              | dAd           | [min.]    | Fördröjning av externt dörrlarm                                                      |
|                                               |              | BU            | Till/Från | Akustisk signal för externa larmkoder [A1], [A4], [A5]. [1 = Till/0 = Från]          |
| Offset för givare                             | cAL          | cA            | [° K]     | Offset av A-givare. Referensgivare för kylsystemet                                   |
|                                               |              | cE            | [° K]     | Offset av E-givare. Referensgivare för display och larm                              |
|                                               | ALL          |               |           | Aktivering av alla eskortlarmgränser. [FAS] = låsta gränser/[ESC] = följer börvärdet |
|                                               | dEF          |               |           | Antal avfrostningar per dygn (4 är fabriksinställning)                               |
|                                               | dPS          |               |           | Referensgivare för displayen (A, E eller F) (E är fabriksinställning)                |

### Andra genvägar

| Knappar                          | Varaktighet  | Funktion                                                                                       |
|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{P} + \text{P}$            | > 3 sekunder | Starta eller stoppa pågående avfrostning                                                       |
| $\text{P} + \text{1}$            | > 6 sekunder | Aktivera/inaktivera knapplåset                                                                 |
| $\text{P}$                       | –            | Visar temperaturbörvärdet                                                                      |
| $+$                              | –            | Visar den högsta registrerade temperaturtoppen (sedan senaste återställning av larmhistoriken) |
| $-$                              | –            | Visar den lägsta registrerade temperaturtoppen (sedan senaste återställning av larmhistoriken) |
| $+$ + $-$                        | > 3 sekunder | Rensa och återställ larmhistorik                                                               |
| $\text{P} + \text{1} + \text{3}$ | > 6 sekunder | Återställning av inställda parametrar. Återställer fabriksinställningarna                      |
| $\text{P} + \text{1}$            | > 3 sekunder | Åtkomst till användarmeny och larminställningar                                                |

# Felkoder

Följande tabell beskriver felkoderna som kan uppstå.

| Displaykod | Förklaring                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 0 -      | Dörren är öppen                                                                                                                                                                                                                           |
| [A1]       | Dörrlarm "dAd" från LAL och/eller EAL har aktiverats                                                                                                                                                                                      |
| [A2]       | Lokal övre temperaturlarmgräns LhL är eller har aktiverats                                                                                                                                                                                |
| [A3]       | Lokal nedre temperaturlarmgräns LLL är eller har aktiverats                                                                                                                                                                               |
| [A4]       | Extern övre temperaturlarmgräns EhL är eller har aktiverats                                                                                                                                                                               |
| [A5]       | Extern nedre temperaturlarmgräns ELL är eller har aktiverats                                                                                                                                                                              |
| F1         | Fel på givare för kylsystem. Kylsystemet använder ett nödprogram för att få skåpet att fungera. Temperaturstabiliteten påverkas. Service krävs                                                                                            |
| F2         | Fel på förångargivare. Service krävs                                                                                                                                                                                                      |
| F3         | Fel på kondensorgivare. Service krävs                                                                                                                                                                                                     |
| F4         | Fel på andra kondensorgivaren. Service krävs                                                                                                                                                                                              |
| F5         | Fel på givare för display och larm. Service krävs                                                                                                                                                                                         |
| F7         | F7 indikerar att kondensorns temperatur är för hög. Stäng av skåpet och kontrollera att kondensorn inte täcks av oönskade föremål och säkerställ att kondensorn (och eventuellt filtret) är ren. Service krävs om problemet inte åtgärdas |

## Avbryta ett akustiskt larm

Kvittera ett dörrlarm: [A1] blinkar på displayen. Tryck på  för att återställa.

Avbryta ett temperaturlarm: [A2, A3] Blinkar på displayen. Tryck på  för att återställa.

Displayen fortsätter att blinka om temperaturen ligger utanför larmgränserna och fortsätter tills temperaturen har återställts.

## Avläsning av larmhistorik – Exempel [A2]

- [A2] blinkar på displayen – Detta betyder att temperaturen har överskridit det inställda värdet för den övre temperaturgränsen, LhL.
- Tryck på  för att avbryta [A2]. Displayen fortsätter att blinka, vilket indikerar att det finns information i larmhistoriken.
- Tryck på , Htt (High temperature time) visas, tryck på  för att se hur länge temperaturen har legat över den inställda larmgränsen.
- Tryck på  för att återgå till Htt.  Tryck på  för att komma till Ht (Highest temperature).
- Tryck på  för att läsa av den högsta registrerade temperaturen under Htt.
- Tryck på  för att återgå till Ht och tryck på  igen för att lämna larmhistorikfunktionen.

Proceduren för att läsa ett [A3]-larm är identisk, frånsett att du kommer till larmhistoriken genom att trycka på knappen .

Vid avläsning av temperaturer under inställda gränsvärden är parametrarna Ltt och Lt.

En blinkande display utan larmkoder indikerar att larmkoderna har avbrutits och att larmhistoriken innehåller information.

## Torrkylning

*Följande avsnitt beskriver aktivering/inaktivering av torrkylningsfunktionen*

### dC – Inställning av torrkylning

- ↳ Tryck och håll  $\text{P}$  +  $\text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dC".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att välja mellan [H1 = Off] [H0 = On].
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta.
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{P}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

**Observera** att torrkylningsfunktionen minskar den relativa luftfuktigheten i skåpet, men reglerar den inte.

**Observera** också att aktivering av torrkylningsfunktionen kan orsaka större variationer i skåptemperaturen under avfrostning.

# Lokala larminställningar

## Lokalt larm om hög temperatur Lokalt larm om låg temperatur

Följande avsnitt beskriver inställning av övre och nedre temperaturlarmgränser.

### O-3\*: LhL – Inställning av övre larmgräns [° C]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P}$  +  $\text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LAL". "LhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LhL". Den övre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för den övre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Den övre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

### O-4\*: LLL – Inställning av nedre larmgräns [° C]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P}$  +  $\text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LAL". "LhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LLL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LLL". Den nedre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för den nedre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Den nedre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

## Lokal höglarmsfördröjning Lokal låglarmsfördröjning

Följande avsnitt beskriver inställningen av fördröjningen för de lokala övre och nedre temperaturlarmgränserna.

### O-5\*: Lhd – Inställning av fördröjning för lokal övre larmgräns [min.]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LAL". "LhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "Lhd" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "Lhd". Fördröjningen av den övre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för fördröjningen av den övre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.  
– Fördröjningen av den övre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

### O-6\*: LLd – Inställning av fördröjning för lokal nedre larmgräns [min.]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LAL". "LhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "LLd" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LLd". Fördröjningen av den nedre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för fördröjningen av den nedre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.  
– Fördröjningen av den nedre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

# Lokalt dörrlarm till/från Fördröjning för lokalt dörrlarm

Följande avsnitt beskriver inställningen av dörrlarmet och dörrlarmsfördröjningen.

## O-7\*: dA – Aktivera/inaktivera lokalt dörrlarm

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LAL". "LhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "dA" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dA".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att aktivera/inaktivera det lokala dörrlarmet [1 = aktiverat/0 = inaktiverat].
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Det lokala dörrlarmet är nu konfigurerat, fortsätt till övriga parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

## O-8\*: dAd – Inställning av fördröjning för det lokala dörrlarmet [min.]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LAL". "LhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "dAd" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dAd". Fördröjningen av det lokala dörrlarmet visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för fördröjningen av det lokala dörrlarmet.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Fördröjningen av det lokala dörrlarmet är nu konfigurerad, fortsätt till övriga parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.



## Lokala akustiska inställningar

Följande avsnitt beskriver inställning av akustiska lokala larm.

### O-9\*: BU – Aktivering/inaktivering av akustiska lokala larm

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "LAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "LAL". "LhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "BU" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "BU".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att aktivera/inaktivera lokala akustiska larm [1 = aktiverat/0 = inaktiverat].
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - De lokala akustiska larmen konfigureras. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{P}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{P}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

# Externa larminställningar

## Externt höglarm Externt låglarm

Följande avsnitt beskriver inställningen av de övre och nedre externa temperaturlarmgränserna.

### O-10\*: EhL – Inställning av extern övre larmgräns [° C]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "EAL" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EAL". "EhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EhL". Den externa övre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för den externa övre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Den externa övre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

### O-11\*: ELL – Inställning av extern nedre larmgräns [° C]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "EAL" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EAL". "EhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "ELL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "ELL". Den externa nedre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för den externa nedre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Den externa nedre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

## Extern höglarmsfördröjning Extern låglarmsfördröjning

Följande avsnitt beskriver inställningen av fördröjningen av de externa övre och nedre larmgränserna.

### O-12\*: Ehd – Inställning av fördröjningen för den externa övre larmgränsen [min.]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "EAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EAL". "EHL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "Ehd" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "Ehd". Den externa fördröjningen av den övre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för den externa fördröjningen av den övre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Fördröjningen av den externa övre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

### O-13\*: ELd – Inställning av fördröjningen för den externa nedre larmgränsen [min.]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "EAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EAL". "EHL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "ELd" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "ELd". Fördröjningen av den externa nedre larmgränsen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för fördröjningen av den nedre larmgränsen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Fördröjningen av den externa nedre larmgränsen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

## Externt dörrlarm till/från

Följande avsnitt beskriver inställning och fördröjning av det externa dörrlarmet.

### O-14\*: dA – Aktivering/inaktivering av externt dörrlarm

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "EAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EAL". "EHL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "dA" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dA".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att aktivera/inaktivera det externa dörrlarmet [1 = aktiverat/0 = inaktiverat].
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Det externa dörrlarmet är nu konfigurerat. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{P}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{P}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### **OBS!**

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

## Extern dörrlarmsfördröjning

Följande avsnitt beskriver inställning och fördröjning av det externa dörrlarmet.

### O-15\*: dAd – Inställning av fördröjning för externt dörrlarm [min.]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "EAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EAL". "EhL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "dAd" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dAd". Fördröjningen av det externa dörrlarmet visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat värde för fördröjningen av det externa dörrlarmet.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Fördröjningen av det lokala dörrlarmet är nu konfigurerad, fortsatt till övriga parametrar genom att trycka på  $\text{P}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{P}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

## Externa akustiska inställningar

Följande avsnitt beskriver inställningen av akustiska externa larm.

### O-16\*: BU – Aktivering/inaktivering av akustiska externa larm

- ↳ Tryck och håll  $\text{P}$  +  $\text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  för att fortsätta till "EAL".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "EAL". "EHL" visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "BU" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "BU".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att aktivera/inaktivera externa akustiska larm [1 = aktiverat/0 = inaktiverat].
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - De externa akustiska larmen konfigureras. Gå vidare till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### OBS!

Larm för hög och låg temperatur som ställs in i skåpets styrenhet (inklusive EAL-larm) måste åtföljas av ytterligare redundanta oberoende externa larm för att säkerställa maximal driftsäkerhet.

## Givaroffset

Temperaturgivarna som är anslutna till styrenheten kan förskjutas oberoende av varandra med parametern cAL.

Offset används i de fall där det finns avvikelser i skåpets faktiska drift jämfört med display- och/eller kontrollmätningar genom oberoende temperaturövervakning.

Skåpet är utrustat med en A-givare och en extra E-givare.

**A-givaren** används för att reglera skåpets kylsystem och är fixerad på en given plats i skåpet, inte i förvaringsutrymmet. Placeringen av A-givaren får inte ändras.

**A-givarens** offset-inställning bör ändras om den faktiska temperaturen i skåpet inte stämmer överens med börvärdet, trots att hänsyn tagits till hysteres. Offset-inställningen för A-givaren kallas "cA".

**E-givaren** placeras i skåpets förvaringsutrymme och kan flyttas runt i skåpet för att få önskad referenspunkt för temperaturen. E-givaren är standardgivaren och referens för larmen. E-givaren har ingen effekt på regleringen av kylsystemet.

**E-givarens** offset-inställning bör ändras om den faktiska temperaturen i skåpet visas, förutsatt att displaysensorn för referens är E-givaren, inte överensstämmer med den oberoende temperaturövervakning som används för kontroll. E-sensors offset-inställning kallas "cE"

### Praktiskt exempel på offset:

#### Exempel 1

Temperaturen i skåpet är lägre än det faktiska börvärdet.

Med ett börvärde på +4 °C är den faktiska temperaturen i skåpet mellan +2 och +4 °C. Önskat temperaturområde är mellan +3 och +5 °C. Detta innebär att "cA" i detta fall borde vara -1,0 K, så att kylsystemet stannar 1,0K innan och startar 1,0K senare än börvärdet annars skulle diktera.

#### Exempel 2

Temperaturen i skåpet är högre än det faktiska börvärdet.

Med ett börvärde på +4 °C är den faktiska temperaturen i skåpet mellan +4 och +6 °C. Önskat temperaturområde är mellan +3 och +5 °C. Detta innebär att "cA" i detta fall bör vara 1,0 K så att kylsystemet stannar 1,0 K senare och startar 1,0 K tidigare än börvärdet annars normalt skulle diktera.

---

## Offset för A-givare

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "cAL" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "cAL". "cA" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "cA".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ändra A-givarens offset-värde.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - A-givarens offset-värde har nu ändrats. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

## Offset för E-givare

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "cAL" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "cAL". "cA" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  tills "cE" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "cE".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ändra E-givarens offset-värde.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - E-givarens offset-värde har nu ändrats. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{U}$ , och navigera sedan genom att använda  $\text{+}$  eller  $\text{-}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



## Eskortlarmgränser

Följande avsnitt beskriver inställning av eskortlarmgränser eller inställda larmgränser.

### ALL – Inställning av eskortlarm/eskortlarmgränser

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "ALL" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "ALL".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att välja gränser för inställt larm eller eskortlarm.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{1}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.

**"Inställt larm"** är fasta gränser som fungerar oberoende av inställningsvärdet. Larmgränserna förblir de valda värdena oavsett vilket börvärde som ändras.

**"Eskorterat larm"** är fasta gränser som är låsta till det inställda värdet. Larmgränserna ändras i enlighet med det ändrade börvärdet.

## Avfrostningar per dygn

Följande avsnitt beskriver inställning av antalet avfrostningar per dygn (24 timmar).

### O-17\*: dEF – Antal avfrostningar

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "dEF" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dEF".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att ställa in önskat antal avfrostningar per dygn (fabriksinställningen är 4).
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{u}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.



#### **- OBS -**

Det är mycket viktigt att avfrostningar inte ställs in på 0 under en längre tid eftersom detta minskar skåpets kylkapacitet.

## Displaygivare

Följande avsnitt beskriver inställning av vilken givare som ska visas på displayen.

### O-18\*: dPS – Val av referensgivare för displayen

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{1}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  flera gånger tills "dPS" visas på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dPS".
- ↳ Tryck på  $\text{+}$  eller  $\text{-}$  för att välja antingen A- eller E-givaren.
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{u}$  flera gånger tills skåptemperaturen visas på displayen.




**Observera** att dPS endast ändrar referensgivare för displayen och inte referenssensor för larm.

**Observera** även att referenssensorn för kylsystemet är A-givaren – detta kan inte ändras.

# Start ExGuard

## Digital display (7 tangenter)

Den digitala displayen som visas nedan visar ExGuards lås- och utsugssystem och indikerar om skåpet är anslutet till en strömkälla.

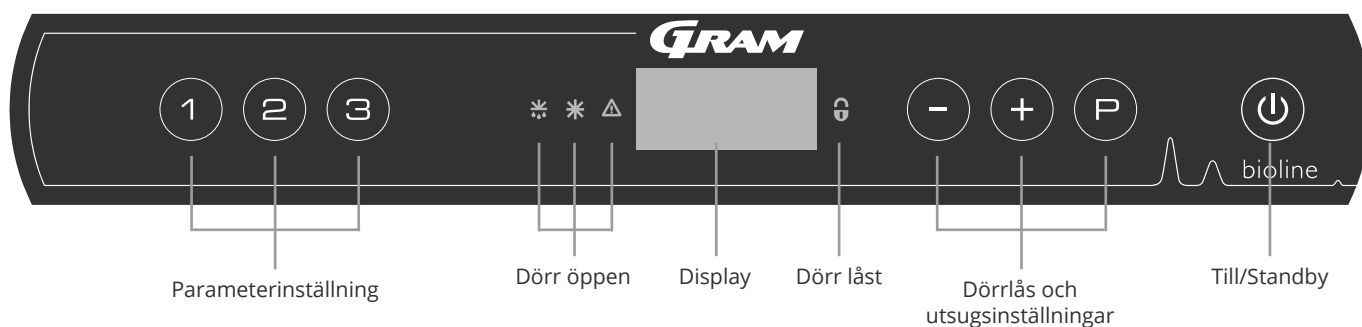

### Introduktion till menynavigering för utsugssystemet

Förutom att ställa in temperaturen och

Till/Från, används (P), (+), (-) och (⏻) för att navigera i menyerna och ställa in parametrarna för ExGuard.

Knapparna har följande funktioner i menyerna:

- (P) Öppna ett menysteg eller bekräfta ett börvärde i parameterinställningarna.
- (+) Bläddra uppåt i en viss meny eller öka ett visst värde i parameterinställningarna (t.ex. börvärde för larm).
- (-) Bläddra nedåt i en viss meny eller minska ett visst värde i parameterinställningarna.
- (⏻) Gå ett steg bakåt i menyn. Tangenten har ingen annan funktion än retur när menyn används.

Skåpet är klart att användas när temperaturen visas.

Under start och drift är displayen blank, såvida inte utsugsprocessen eller larm har aktiverats eller menyn öppnas.

- **Parameterinställning**  
Ger åtkomst till ExGuards konfigurerbara parametrar för dörrlås och utsugssystem.
- **Dörr öppen**  
Gröna lysdioder tänds och indikerar att dörrlåset är upplåst.
- **Display**  
Visar status på dörrlås och utsugssystem när det är aktiverat och visar menyval vid navigering med knappsetsen (-, + och P). Om menyn inte är aktiv är displayen blank.
- **Dörr låst**  
Röd lysdiod tänds när dörrlåset är aktiverat.
- **Dörrlås och utsugsinställningar**  
Inställning av dörrlås och börvärden för utsug och navigering i menyerna.
- **Till/Standby**  
Används för navigering i menyerna.



### VARNING!

ÖPPNA INTE, UNDERHÅLL ELLER UTFÖR SERVICE I ETT OMRÅDE MED EN EXPLOSIV ATMOSFÄR



### OBS!

Säkerställ att skåpet har kopplats från uttaget innan service utförs på elektriska delar. Det räcker inte att stänga av skåpet med knappen (⏻) eftersom det finns spänning kvar i vissa elektriska delar av skåpet.

## Genomgång av menyerna

Menyn nedan ger en översikt över parameterinställningarna för ExGuards dörrlås och utsugssystem

### Användarmeny

| Menyåtkomst (P) + (2) → ↵ |       |                        |                                                                                                                           |
|---------------------------|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spjällöppningstid         | punkt | [Sekunder]             | Den tid som spjället måste vara öppet innan det elektroniska dörrlåset öppnas och spjället kan återgå till stängt läge.   |
| Feedback-givare           | FbS   | 5 = 5k Ω<br>10 = 10 kΩ | Typ av återföringspotentiometer: antingen en lösning med 10 000 ohm eller en lösning med 5 000 ohm. Standardvärdet är 5   |
| Feedback-givare aktiv (*) | FbA   | [0,1,2]                | Till/från med återföringspotentiometer. I läget Från (Off) finns ingen övervakning för larmkoderna A10, A11, A12 och A13. |
| Dörrlås öppet             | dLo   | [Sekunder]             | Tid tills dörröppning är möjlig.                                                                                          |
| Dörrlarm                  | dA    | [0, 1]                 | Slår på dörrlarmet via tungreläet. I läget Från (Off) finns ingen övervakning på dörren och för larmkoderna A20 och A21.  |
| Fördröjning av dörrlarm   | dAd   | [Sekunder]             | Dörrfördröjningstid.                                                                                                      |
| Utsugslarm                | EUA   | Till/Från              | N/A                                                                                                                       |
| Extra utsug               | EUE   | [Sekunder]             | Ytterligare en utsugning av kemikalieskåpet om dörren inte är ordentligt stängd.                                          |
| Periodiskt utsug          | PE    | [0-24 h]               | Antalet automatiska utsugningar/tömningar av förvaringsutrymmet per 24 timmar. Fabriksinställning = 4.                    |
| Summer                    | BU    | Till/Från              | Summer Till/Från.                                                                                                         |

### \*) Förklaring av FbA

| Värde | Givare     | Förklaring av FbA-punkter                                             |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 0     | Från (Off) | Funktionen är inaktiverad                                             |
| 1     | Till (On)  | Övervakning av spjäll – ingen kortslutning och kontroll av kabelbrott |
| 2     | Till (On)  | Övervakning av spjäll – med kortslutning och kontroll av kabelbrott   |

### Andra genvägar

| Knappar   | Varaktighet | Funktion                                         |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| (P) + (2) | 3 sekunder  | Åtkomst till användarmenyn och larminställningar |

## Felkoder

*Följande tabell beskriver felkoderna som kan uppstå för ExGuard*

Utsugssystemet övervakar flera feltyper. I händelse av fel visas dessa på displayen. I händelse av larm, säkerställ att dörren är stängd.

På grund av användar- och miljösäkerhet kan larm som rör utsugssystemet inte nollställas. Dessutom kan dörröppningsproceduren inte initieras när dessa larm har aktiverats.

Vid larm från utsugssystemet, vänligen kontakta serviceavdelningen på Gram BioLine för ytterligare support.

| Displaykod | Förklaring                                           |
|------------|------------------------------------------------------|
| A10        | Spjäll kan inte öppnas                               |
| A11        | Spjäll kan inte stängas                              |
| A12        | Lågt motstånd – "Kortslutning" i kretsen             |
| A13        | Högt motstånd – "Kabelbrott" i kretsen               |
| A20        | Dörrlarm – Dörren är inte ordentligt stängd          |
| A21        | Dörrlarm – Givarfel på dörrgivare                    |
| A30        | Otillräckligt luftflöde registrerat i utsugssystemet |
| A31        | Givarfel i utsugssystemet                            |

Följande avsnitt beskriver hur dörren öppnas och stängs vid aktivering av dörrlåset

## Dörröppningsprocess



När användaren behöver åtkomst till förvaringsutrymmet ska denna trycka ① på ExGuards frontpanel. Detta startar utsugsprocessen och spjället öppnas, varvid utsugsprocessen startas. När utsugning har slutförts öppnas det elektromagnetiska dörrlåset och dörren kan öppnas.

När dörren stängs låses det elektromagnetiska låset. När dörren stängs och det elektromagnetiska dörrlåset har aktiverats måste utsugsprocessen startas om för åtkomst till förvaringsutrymmet.

## Utsugsprocessen i detalj

### Öppning av dörr

När dörren är stängd är den låst – detta indikeras av den röda lysdioden till höger om displayen.

- ↳ För åtkomst till ExGuard-skåpet trycker du på ① på knappsatsen och startar utsugning/ventilering av förvaringsutrymmet.
- ↳ Displayen räknar ned från 100.
- ↳ När nedräkningen når 0 visar displayen följande kod: CL (Clear) och avge en ljudsignal. Betecknar framgångsrik ventilation/utsug.
- ↳ Den röda lysdioden släcks och de tre gröna lysdioderna till vänster tänds (blinker).
- ↳ Dörren kan nu öppnas och dörrlåset är upplåst i 5 sekunder!



### Stänga och låsa dörren

5 sekunder efter att de gröna lysdioderna har börjat blinka aktiveras dörrens låsmekanism (beroende på parametern "dLo").

- ↳ Stänga dörren.
- ↳ 2 korta ljudsignaler indikerar att dörrlåsningsprocessen har påbörjats.
- ↳ CL försvinner från displayen, de gröna lysdioderna släcks och den röda lysdioden tänds.
- ↳ Uppräkning från 0 till 100 påbörjas. 100 indikerar att spjället har övergått till stängt läge.
- ↳ När 100 har uppnåtts i uppräkningsen ändras displayen till LO i 5 sekunder.
- ↳ När dörren stängs och det elektromagnetiska dörrlåset har aktiverats måste utsugsprocessen startas om för åtkomst till förvaringsutrymmet.



Även om dörren är öppen under en längre tid än vad parametern "dLo" är inställd på kommer dörrlåsningsprocessen att starta vid den inställda tiden, vilket innebär att så snart dörren har stängts kan den inte öppnas igen förrän utsugsprocessen upprepas.

# Parameterinställningar

## Spjällöppningstid

Följande avsnitt beskriver justering av spjällets öppningstid.

### dot – Justera tiden för hur länge spjället är öppet [sekunder]

- ↳ Tryck och håll  $\textcircled{P}$  +  $\textcircled{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Punkten visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att välja "punkt". Spjällets öppningstid visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$  för att ställa in önskad spjällöppningstid [standard är 20 sekunder].
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Spjällöppningstiden är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\textcircled{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\textcircled{U}$  flera gånger tills displayen är blank.



#### **WARNING!**

Alla inställningar måste baseras på avsedd användning och på EN 60079-10 för att säkerställa korrekt användning och säkerhet för användaren och miljön.



## Feedback-givare

### Aktivering av feedback-givare

Följande avsnitt beskriver feedback-givaren för utsugssystemet.

#### FbS – Inställning av återföringspotentiometer för givaren

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  för att fortsätta till "FbS".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "FbS". Feedback-givaren visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  eller  $\text{+}$  för att ställa in givarens återföring [ $5 = 5\text{ k}\Omega/10 = 10\text{ k}\Omega$ ; standardvärdet är 5]
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Den lokala feedback-givaren är nu konfigurerad, fortsätt till övriga parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{—}$  eller  $\text{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills displayen är blank.

#### FbA – Aktivering/inaktivering och värdeinställning för feedback-givaren

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  för att fortsätta till "FbA".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "FbA". Feedback-givaren status visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  eller  $\text{+}$  för att ställa in givarvärdet \* [ $1-2 = \text{aktiverad}/0 = \text{inaktiverad}$ ; standardvärde är 1].
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Feedback-givaren är nu konfigurerad, fortsätt till övriga parametrar genom att trycka på  $\text{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{—}$  eller  $\text{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{U}$  flera gånger tills displayen är blank.

#### \* Värdet för feedback-givare:

| Värde | Givare     | Förklaring av FbA-punkter                                         |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0     | Från (Off) | Funktionen är inaktiverad                                         |
| 1     | Till (On)  | Övervakning av spjäll utan kortslutnings- och kabelbrottskontroll |
| 2     | Till (On)  | Övervakning av spjäll med kortslutnings- och kabelbrottskontroll  |



#### **VARNING!**

Alla inställningar måste baseras på avsedd användning och på EN 60079-10 för att säkerställa korrekt användning och säkerhet för användaren och miljön.

# Öppningstid för dörrlås

## Dörrlarmsaktivering

Följande avsnitt beskriver tidsinställning och inställning av dörrlås och larm.

### dLo – Justering av hur länge dörrlåset är öppet [sekunder]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  för att fortsätta till "dLo".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dLo". Displayen visar att dörren är upplåst.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  eller  $\text{+}$  för att ange hur länge dörrlåset ska vara upplåst i steg om +/-1 sekunder [standardvärdet är 5 sekunder]
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Tiden som dörrlåset måste vara öppet är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{⏏}$  och navigera sedan med  $\text{—}$  eller  $\text{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{⏏}$  flera gånger tills displayen är blank.

### dA – Aktivering/inaktivering av dörrlarm

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  för att fortsätta till "dA".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dA". Dörrlarmet visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  eller  $\text{+}$  för att aktivera/inaktivera larmet [1 = aktiverat/0 = inaktiverat; standardvärde är 1]
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Dörrlarmet är nu konfigurerat, fortsätt till övriga parametrar genom att trycka på  $\text{⏏}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{—}$  eller  $\text{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{⏏}$  flera gånger tills displayen är blank.



#### **VARNING!**

Alla inställningar måste baseras på avsedd användning och på EN 60079-10 för att säkerställa korrekt användning och säkerhet för användaren och miljön.

## Fördröjning av dörrlarm

Följande avsnitt beskriver tidsinställningar och inställning av larmfördröjning för dörrlås.

### dAd – Inställning av dörrlarmsfördröjning [sekunder]

- ↳ Tryck och håll  $\text{P} + \text{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  för att fortsätta till "dAd".
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att välja "dAd". Dörrlarmsfördröjningen visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\text{—}$  eller  $\text{+}$  för att ställa in önskad fördröjning för dörrlarmet i steg om +/-5 sekunder [standardvärde är 60 sekunder].
- ↳ Tryck på  $\text{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Dörrlarmsfördröjningen är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\text{⏻}$  och navigera sedan genom att använda  $\text{—}$  eller  $\text{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\text{⏻}$  flera gånger tills displayen blir blank.



#### **VARNING!**

Alla inställningar måste baseras på avsedd användning och på EN 60079-10 för att säkerställa korrekt användning och säkerhet för användaren och miljön.

---

## Utsugslarm – Inte tillgänglig

EUA – Aktivering/inaktivering av utsugslarm (inte tillgänglig)

## Extra tid för utsugning Utsugsfrekvens

Följande avsnitt beskriver justering av tidpunkten för aktivering av utsugssystemet.

### EUE – Justering av extra utsugstid [sekunder]

- ↳ Tryck och håll  $\textcircled{P} + \textcircled{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{-}$  för att fortsätta till "EUE".
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att välja "EUE". Inställningen av extra utsugstid visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$  för att ställa in önskad extra utsugstid i steg om +/-5 sekunder [standardvärde är 120 sekunder].
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Den extra utsugstiden är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\textcircled{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\textcircled{U}$  flera gånger tills displayen är blank.



Extra utsugning sker när dörrlåssystemets elektromagnet känner av att dörren inte är ordentligt stängd och låst. Dörrlåskretsen är ett separat system från dörrlarmet i kylsystemet.

### PE – Inställning av periodisk utsugsfrekvens

- ↳ Tryck och håll  $\textcircled{P} + \textcircled{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{-}$  för att fortsätta till "PE".
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att välja "PE". Periodiskt utsug visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$  för att ställa in periodisk frekvens per 24 timmar [standardvärde är 4 gånger per 24 timmar].
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Den periodiska utsugstiden är nu inställd. Fortsätt till andra parametrar genom att trycka på  $\textcircled{U}$  och navigera sedan genom att använda  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\textcircled{U}$  flera gånger tills displayen är blank.

# Summer

*Följande avsnitt beskriver inställning av larmsummer Till/Från*

## BU – Aktivering/inaktivering av larmsummer

- ↳ Tryck och håll  $\textcircled{P}$  +  $\textcircled{2}$  i mer än 3 sekunder.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{-}$  för att fortsätta till "BU".
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att välja "BU". Summer Till/Från visas nu på displayen.
- ↳ Tryck på  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$  för att aktivera/inaktivera summer [1 = aktiverad/0 = inaktiverad; standardvärde är 1]
- ↳ Tryck på  $\textcircled{P}$  för att bekräfta det inställda värdet.
  - Summer är nu konfigurerad, fortsätt till övriga parametrar genom att trycka på  $\textcircled{P}$  och navigera sedan genom att använda  $\textcircled{-}$  eller  $\textcircled{+}$ .
- ↳ Lämna användarmenyn genom att trycka på  $\textcircled{P}$  flera gånger tills displayen är blank.

Följande avsnitt visar hur artiklar ska placeras och förvaras i skåpet.

Håll de markerade områdena i skåpet (visas på denna sida) fria från innehåll. Detta säkerställer god luftcirkulation och därmed effektiv kylning.



Placera inga artiklar under den nedersta hyllan. Alla produkter som inte är inslagna eller förpackade måste täckas över för att förhindra onödigt korrosion på skåpets inre delar.

Artiklar som placeras i skåpets botten försämrar luftcirkulationen, vilket minskar skåpets prestanda.



Artiklarna bör fördelas jämnt i skåpet, med minsta möjliga lagertjocklek och maximal yta. Samtidigt bör luften kunna cirkulera fritt runt artiklarna.

Bilden visar skåpets maximala lasthöjd.

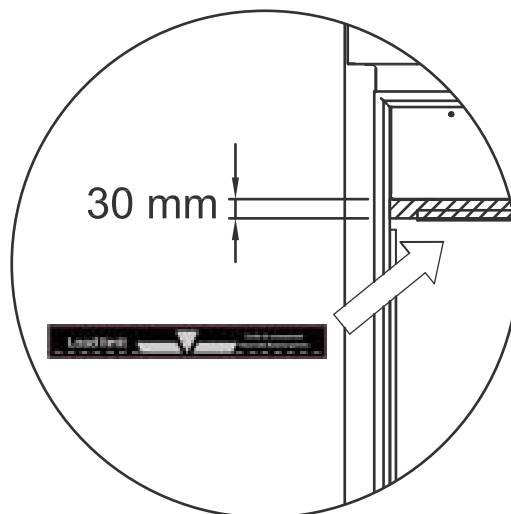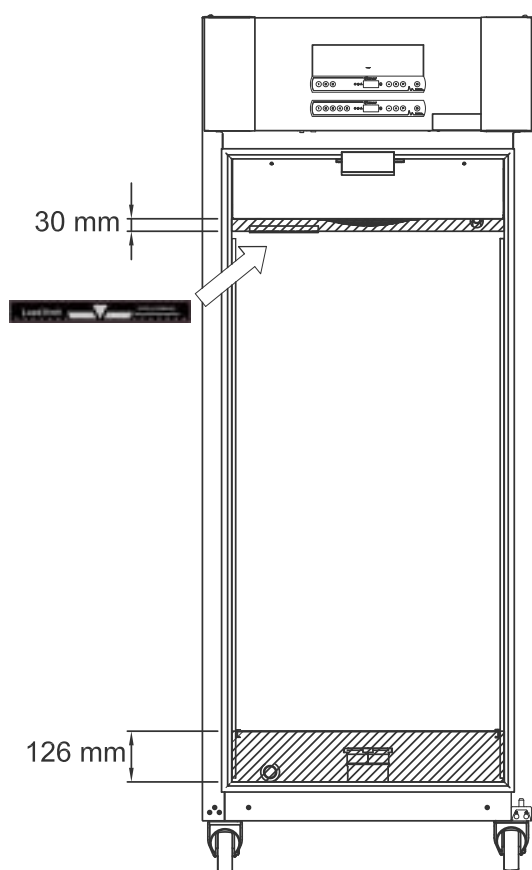

## VIKTIGT!

Var noga med att inte blockera utsugskanalerna i skåpets över- och undersida eftersom detta har allvarliga effekter på skåpets utsugsförmåga innan dörren öppnas (se avsnittet "Öppna och stänga dörren"). Artiklar får inte placeras nära utsugskanalen

# Regelbundet underhåll

## Rengöring

*Bristfällig rengöring kan leda till att skåpet inte fungerar som det ska eller inte fungerar alls.*



Rengör skåpets insida med en mild tvållösning (max 85 °C) med lämpliga intervall. Kontrollera skåpet noggrant innan det startas igen.

Rengöringsmedel med ett pH-värde på  $5 \pm 1$  kan användas när en mild tvållösning och/eller vatten används för att avlägsna ämnen som kan skada skåpets komponenter eller ytor. Rengöringsmedlet ska vara kompatibelt med material som stål, legeringar, plåt, färg och plast

Säkerställ att inga föroreningar tränger in i spjällventilerna i utsugskanalen – detta försämrar deras funktion.

Kompressorutrymmet och i synnerhet kondensorn måste hållas fritt från damm och smuts. Detta görs bäst med en dammsugare och en borste.

Luftfiltren på kondensorn och frontpanelen ska demonteras och rengöras med varmt vatten (max. 50 °C).

Vi rekommenderar att avdunstningsbrickan regelbundet kontrolleras med avseende på främmande föremål och rengörs därefter.

Spola inte kompressorhuset och förångaren med vatten eftersom det kan orsaka kortslutning i elsystemet.

Rengöringsmedel som innehåller klor eller klorföreningar samt andra frätande ämnen får inte användas eftersom de kan orsaka korrosion på skåpets och förångarsystemets rostfria paneler.

De följande bilderna visar var förångaren är placerad i toppmonterade skåp.



## Dörrtättningslister

*Följande avsnitt beskriver vikten av välfungerande dörrtättningslister.*


Dörrtättningslisterna är en viktig del av skåpet. Dörrtättningslister med nedsatt funktion kan leda till ökad luftfuktighet, nedisad förångare (och därmed reducerad kylkapacitet) och i vissa fall reducerad livslängd för skåpet.

Det är därför mycket viktigt att kontrollera dörrtättningslisternas skick. Regelbunden inspektion rekommenderas.

Dörrtättningslisten ska rengöras regelbundet med en mild tvållösning.

Om dörrtättningslisten behöver bytas ska du kontakta din lokala Gram BioLine-återförsäljare.

Bilden visar dörrtättningslistens placering.

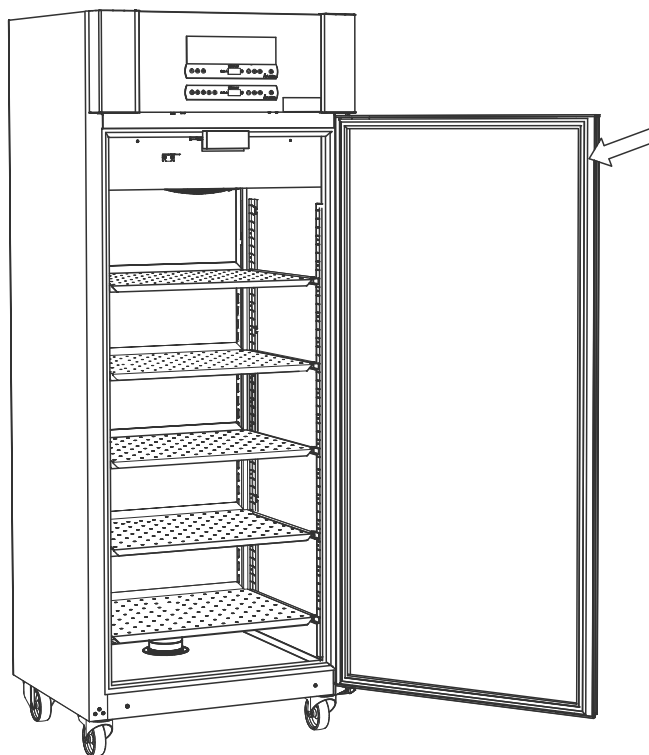

# Allmän info

## Ansvar

Läs följande noggrant för information om teknisk säkerhet och ansvar för Gram BioLine-produkter.



### **VARNING!**

ÖPPNA INTE, UNDERHÅLL ELLER UTFÖR SERVICE I ETT OMRÅDE MED EN EXPLOSIV ATMOSFÄR



Vid service – Säkerställ att skåpet har kopplats från eluttaget innan service utförs på skåpet. Det räcker inte med att stänga av skåpet med Till/Från-knappen  eftersom det finns ström kvar i vissa elektriska delar av skåpet.



Garantin kan upphöra att gälla om skåpet används för andra ändamål än det är avsett för, eller på annat sätt inte överensstämmer med de riktlinjer som anges i bruksanvisningen.



Defekta delar måste bytas ut mot originaldelar från Gram BioLine. Gram BioLine kan endast garantera funktions- och säkerhetskrav på skåpen om ovanstående följs.



Skåpet bör kontrolleras minst en gång om året av en auktoriserad Gram BioLine-tekniker. Kylsystemet och den hermetiskt tillslutna kompressorn kräver inget underhåll. Kondensorn kräver dock regelbunden rengöring.




Observera att skåp som använder kolväten (HC) som kylmedium kan kräva särskild hantering av kvalificerade tekniker.

## Typ-/nummerskylt

Om kylningen inte fungerar ska du först kontrollera om skåpet av misstag har stängts av eller om en säkring har löst ut.

Om orsaken till felet inte kan hittas ska du kontakta din återförsäljare och ange typ och serienummer.  
Denna information finns på typ-/nummerskylten.

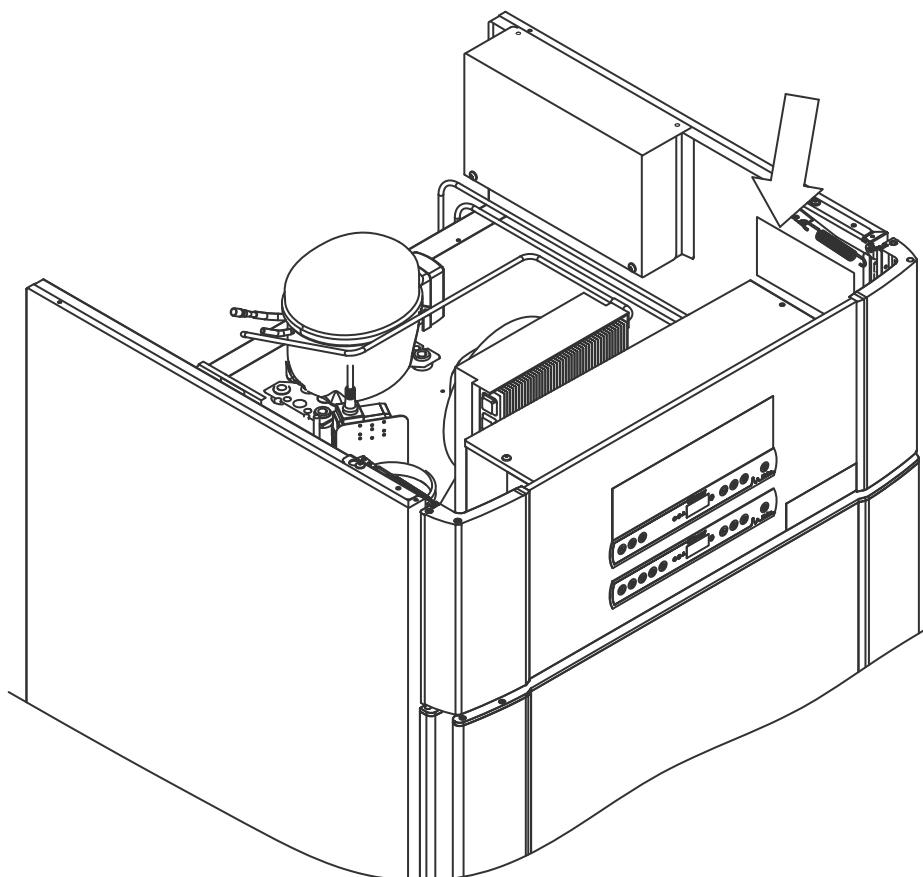


## Avfrostningsvatten

*Skåpet producerar avfrostningsvatten som leds ut till en avdunsningsbricka på skåpets baksida.*

Avfrostningsvattnet leds genom en slang i isoleringen till en avdunsningsbricka på skåpets baksida.



Vi rekommenderar att avdunsningsbrickan kontrolleras regelbundet avseende främmande föremål och rengörs. Detta får endast göras när skåpet är avstängt. Var försiktig så att inte slangen för avfrostningsvattnet och värmeelementet (som finns i brickan) skadas vid rengöring.

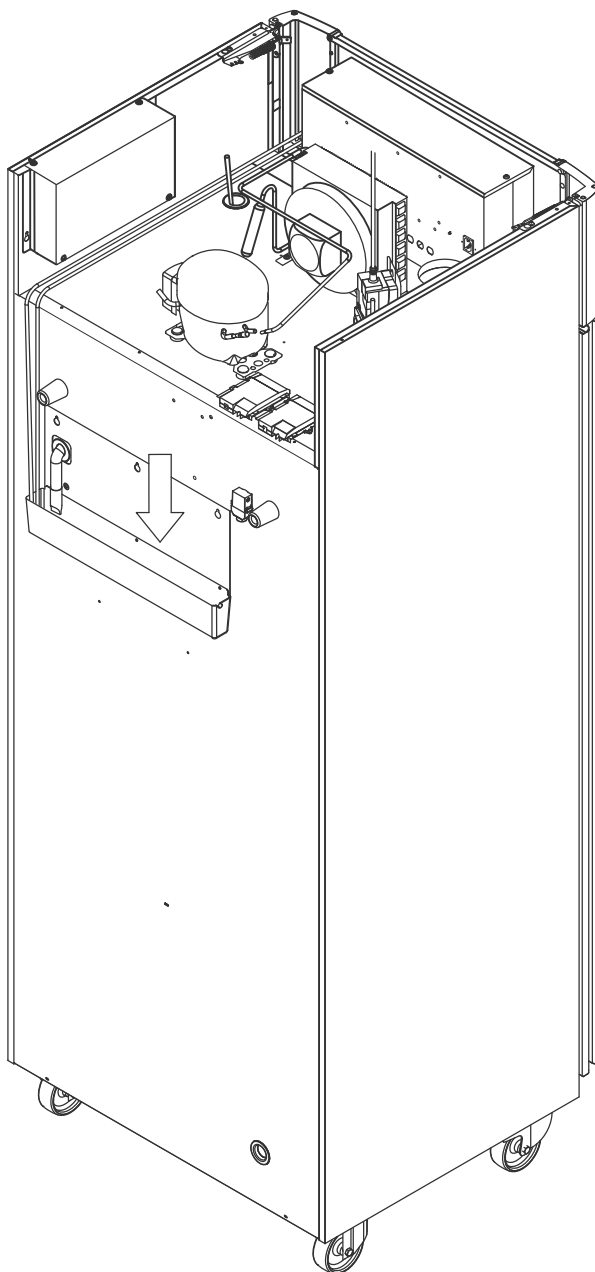

## Dörrstängningsmekanism

*Observera att ExGuard-skåpen är utrustade med dörrar som har en självstängningsmekanism.*

Dörren är utrustad med en automatisk stängningsmekanism. När dörren öppnas till 90° stängs den automatiskt. När dörren öppnas till mer än 90° förblir den öppen.




Se avsnittet "Öppna och stänga dörren" för mer information om öppning och stängning av dörren.

## Dörrlås

*ExGuard-skåpet är utrustat med ett elektromagnetiskt säkerhetslås*

Bilden nedan visar dörrlåset.

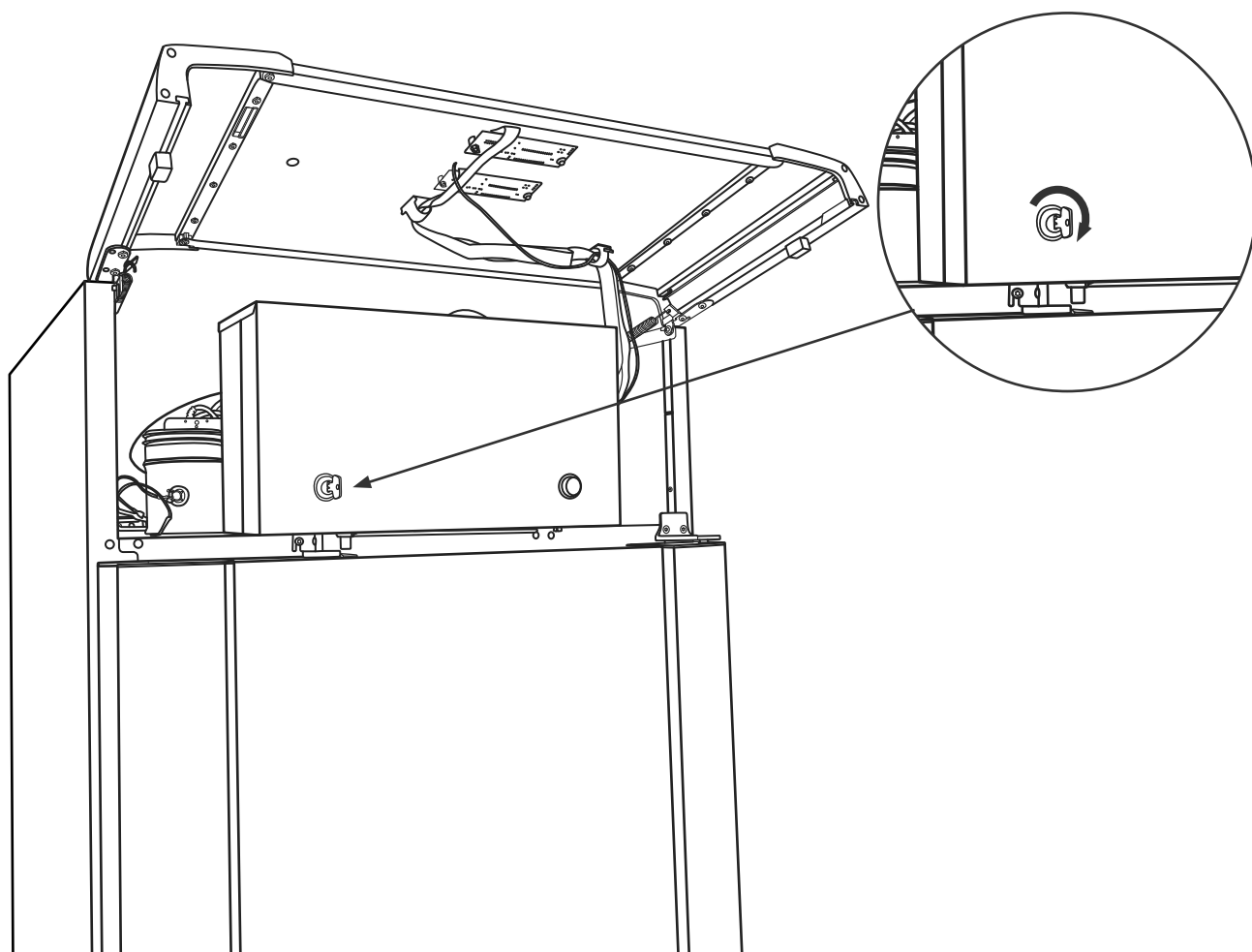


## Ingångsport

*Alla BioLine-skåp är utrustade med en ingångsport på skåpets baksida. Denna kan användas för att enkelt montera externa givare och liknande.*

Nedanstående bild visar åtkomstporten på ett ExGuard 600W-skåp. Alla ingångsportar är utförda på samma sätt, med en konisk polystyrenplugg (monterad från skåpets baksida) och ett plastlock (monterat från skåpets insida).



**Observera** att det är mycket viktigt att polystyrenpluggen (position 1) och plastlocket (position 2) sätts tillbaka efter montering av sensor, sond osv. Om detta inte görs kan det leda till försämrad prestanda eller funktionsfel i skåpet. På grund av den avsedda användningen av ExGuard-skåpet är det kritiskt att säkerställa en korrekt tätning vid ingångsporten för att undvika luftinsug.

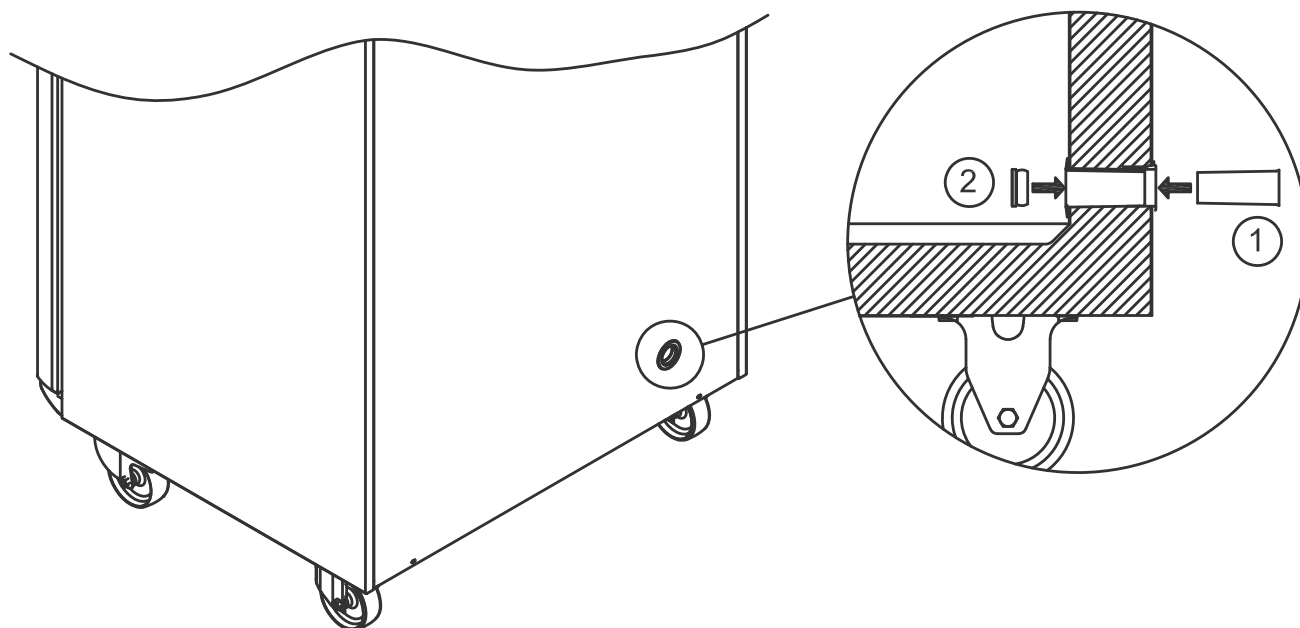

## Viktigt

Vid behov av produktsupport: Vänligen kontakta oss på: [support@gram-bioline.com](mailto:support@gram-bioline.com)



### - VIKTIGT -

1. Det kan finnas vassa kanter på skåphuset, kompressorhuset och invändiga delar. Var försiktig när du hanterar skåpet, försummelse av dessa försiktighetsåtgärder kan leda till personskador.
2. Kroppsdelar kan fastna i utrymmet mellan dörren och skåpet. Var försiktig när du öppnar och stänger skåpsdörren. Om du inte följer dessa anvisningar riskerar du att skadas.
3. Kroppsdelar kan fastna i utrymmena mellan lådorna och skåpets insida. Var försiktig när du använder lådorna. Om du inte följer dessa anvisningar riskerar du att skadas.
4. Observera att skåpdörren är magnetiskt låst och endast kan öppnas genom att utföra utsugsprocessen. Om ett fel eller en defekt skulle inträffa under denna process, **försök inte att reparera eller åtgärda felet – kontakta Gram BioLine teknisk support.**
5. Var speciellt försiktig med dörrar som stängs med självstängande mekanismer eftersom de är fjäderbelastade. Om du inte följer dessa anvisningar riskerar du att skadas.
6. Olåsta länkhjul kan leda till att skåpet oavsiktligt rör sig. Lås länkhjulen när skåpet har installerats. Om du inte följer dessa anvisningar riskerar du att skadas.
7. Avdunstningsbrickan, värmeelementet i avdunstningsbrickan, tryckrör och kompressorer genererar avsevärd värme under drift. Kontrollera att de har svalnat tillräckligt innan du rör dem. Om du inte följer dessa anvisningar riskerar du att skadas.
8. Förångaren genererar avsevärd kyla under drift. Kontrollera att förångaren har värmts upp tillräckligt innan du rör den. Om du inte följer dessa anvisningar riskerar du att skadas.
9. Fläkten kan orsaka personskador under drift. Undvik att vidröra fläktarna när skåpet är anslutet till elnätet. Om du inte följer dessa anvisningar riskerar du att skadas.
10. Säkerställ att ventilationssystemet är korrekt installerat mot skåpets utsugskanaler och fungerar som avsett för att förhindra riskabla eller farliga situationer.
11. Ingen otillåten modifiering tillåten.




## Kassering

*Följande del behandlar kassering av elektrisk och elektronisk utrustning*


På Gram BioLine arbetar vi för miljömässig hållbarhet och följer bestämmelserna om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE-direktivet, Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfallet inte kasseras på rätt sätt. När enheten kasseras i en EU-medlemsstat bör det ske i enlighet med bestämmelserna om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet, Waste Electrical and Electronic Equipment).

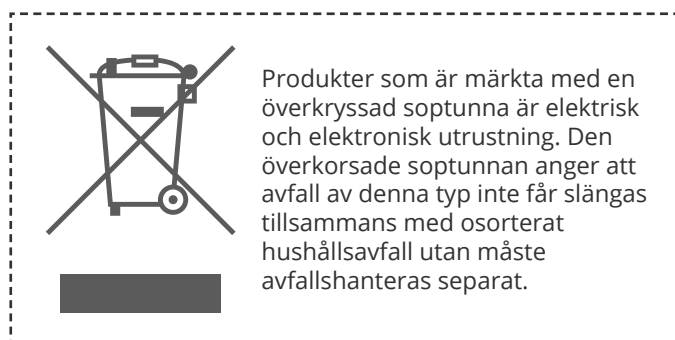

Denna kyl eller frys är särskilt utformad för biovetenskapliga ändamål. Det är därför viktigt att enheten rengörs noggrant för att säkerställa att inga rester eller skadliga ämnen finns kvar. Även om det enligt WEEE-direktivet inte är ett krav att dokumentera rengöringen anses det vara god praxis att säkerställa att kylan är fri från föroreningar innan den skickas för återvinning eller kassering. Detta bidrar till att skydda personer som ansvarar för hanteringen av enheten och säkerställer en säker och miljövänlig återvinningsprocess.

Korrekt kassering och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning bidrar till att minska avfallet och minimera miljöpåverkan. Genom att följa korrekt hanteringspraxis stödjer ditt företag förebyggande av föroreningar och resursbevarande. Återvunnet material sorteras, rengörs och bearbetas för återanvändning, vilket bidrar till hållbarhet och minskar behovet av nya råvaror.

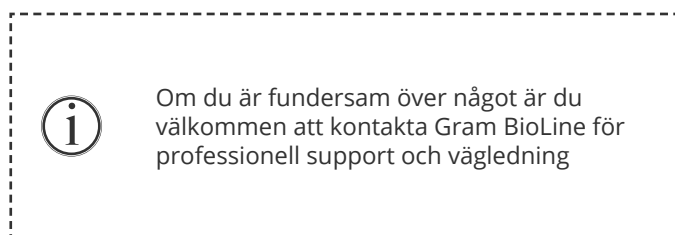

## ExGuard ER600W

### Allmänna data: ExGuard ER600W

| Tekniska specifikationer   | Data                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivningstemperaturområde | Massiv dörr +10/+43 °C – Glasdörr +10/+38 °C                                     |
| Temperaturområde           | -2/+20 °C                                                                        |
| Anslutning                 | 230 VAC/50 Hz                                                                    |
| Styrenhet                  | 2 x Gram BioLine MPC-46                                                          |
| Programvariant (ER-modell) | M5+                                                                              |
| Programvariant (utsug)     | C1                                                                               |
| Larm                       | Akustiska och visuella temperatur- och dörrlarm                                  |
| Larmportar                 | Potentialfritt larmrelä (230 VAC/8A)                                             |
| Ingångsport                | 1 st. Ø24 mm                                                                     |
| Bruttovolym                | 614 liter                                                                        |
| Nettovolym                 | 486 liter                                                                        |
| Dörr                       | Höger- eller vänsterhängd dörr, antingen massiv eller glasdörr                   |
| Invändigt material         | Rostfritt stål                                                                   |
| Utvändigt material         | Vitlackerat stål eller rostfritt stål                                            |
| Väggdjocklek               | 70 mm                                                                            |
| Dörrdjocklek – Massiv dörr | 80 mm                                                                            |
| Isolering                  | Polyuretanskum                                                                   |
| Mått: B x D x H            | 820 x 789 x 1996/2246 mm                                                         |
| Luftsystem                 | Gram BIOLINE ventilerat luftfördelningssystem                                    |
| Avfrostningssystem         | Automatisk smart avfrostning med avdunstning av avfrostningsvatten. Värmeelement |
| IP-klass                   | IP21                                                                             |
| Ventilationsanslutning     | 100 mm spiralkanal                                                               |
| Ventilationskrav           | 144 m³/h luftflöde per skåp                                                      |



## ExGuard ER600W G – Massiv dörr

| Tekniska specifikationer         | Data                         |
|----------------------------------|------------------------------|
| K-värde                          | 0,2685 W/(m <sup>2</sup> *K) |
| ATEX-certifikat                  | ExVeritas 26ATEX2341X        |
| ATEX-märkning                    | II 3G EX ec ic IIB T2 Gc     |
| Kylmedium                        | R290                         |
| Kylmediumfyllningsmängd          | 90 g                         |
| Kylkapacitet vid -10 °C          | 389 W                        |
| GWP – CO <sub>2</sub> e          | 0,297                        |
| Energiförbrukning                | 1,793 kWh/24h                |
| Värmeavgivning 100 %             | 316,59 W                     |
| Standard börvärde värmeavgivning | 77 W                         |
| Nominell förbrukning             | 316,3 W/1,9A                 |
| Startström                       | 9,7A                         |
| Bruttovikt                       | 157 kg                       |
| Nettovikt*                       | 147 kg                       |
| Ljudnivå                         | 46,3 dB(A)                   |

\* Utan emballage och invändiga delar

## ExGuard ER600W G – Glasdörr

| Tekniska specifikationer         | Data                        |
|----------------------------------|-----------------------------|
| K-värde                          | 0,453 W/(m <sup>2</sup> *K) |
| ATEX-certifikat                  | ExVeritas 26ATEX2341X       |
| ATEX-märkning                    | II 3G Ex ec ic IIB T1 Gc    |
| Kylmedium                        | R290                        |
| Kylmediumfyllningsmängd          | 90 g                        |
| Kylkapacitet vid -10 °C          | 389 W                       |
| GWP – CO <sub>2</sub> e          | 0,297                       |
| Energiförbrukning                | 2,448 kWh/24h               |
| Värmeavgivning 100 %             | 319,25 W                    |
| Standard börvärde värmeavgivning | 101 W                       |
| Nominell förbrukning             | 316,3 W/1,9A                |
| Startström                       | 9,7A                        |
| Bruttovikt                       | 172 kg                      |
| Nettovikt*                       | 162 kg                      |
| Ljudnivå                         | 45,3 dB(A)                  |

\* Utan emballage och invändiga delar

# Försäkran om överensstämmelse



## Svensk EG-försäkran om överensstämmelse

Vi, **Gram Scientific ApS**, intygar som tillverkare under eget ansvar att följande produkter överensstämmer med alla relevanta bestämmelser:

|                                |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Namn:</b>                   | <b>ExGuard</b>                                                                       |
| <b>Modell:</b>                 | ER600W                                                                               |
| <b>Köldmedium:</b>             | R290                                                                                 |
| <b>Produktbeskrivning:</b>     | Kylskåp för förvaring av skadliga eller luktande kemikalier med inbyggt utsugssystem |
| <b>Gäller från (År/Vecka):</b> | 2026/20                                                                              |

Denna deklaration avser överensstämmelse med alla tillämpliga, väsentliga krav och andra bestämmelser i Europeiska rådets direktiv och förordningar. Specifikt gäller följande direktiv och förordningar från Europaparlamentet och rådet:

### Europaparlamentets och Rådets direktiv:

Maskindirektivet 2006/42 / EU  
- ATEX-direktivet 2014/34 / EU  
- Tryckutrustningsdirektivet 2014/68 / EU  
- Lågspänningsdirektivet 2014/35 / EU  
- EMC-direktiv 2014/30 / EU  
- RoHS 2011/65 / EU  
- REACH (EU) nr 1907/2006  
- F-gasförordning (EU) nr 2024/573


### Produktöverensstämmelse baseras på gällande standarder:

| Harmoniserade standarder:                          | Text:                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 61010-1:2010                                    | Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar                                                                                 |
| EN 61326-1: 2013                                   | Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - EMC-fordringar – Del 1: Allmänna fordringar                                                                           |
| EN IEC 60079-0:2018<br>EN IEC 60079-0:2018/AC:2020 | Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning - Allmänna fordringar                                                                                                                                   |
| EN 60079-7:2015<br>EN 60079-7:2015/A1:2018         | Explosiv atmosfär – Del 7: Utrustning i utförande med höjd säkerhet "e"                                                                                                                       |
| EN 60079-11:2012                                   | Explosiv atmosfär – Del 11: Utrustning i egensäkert utförande "I".                                                                                                                            |
| EN ISO 3744:2010                                   | Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck - Teknisk metod för frifältsförhållanden över en reflekterande yta (ISO 3744:2010) |
| EN ISO 9001:2015                                   | Ledningssystem för kvalitet – Krav                                                                                                                                                            |
| EN ISO 14001:2015                                  | Miljöledningssystem för kvalitet – Krav och vägledning                                                                                                                                        |

Gram Scientific ApS  
Aage Grams Vej 1  
DK-6500 Vojens  
Danmark  
Telefon: + 45 73 20 13 00


Vojens, 03.07.2026

John B. S. Petersen  
Ansvarig godkännare

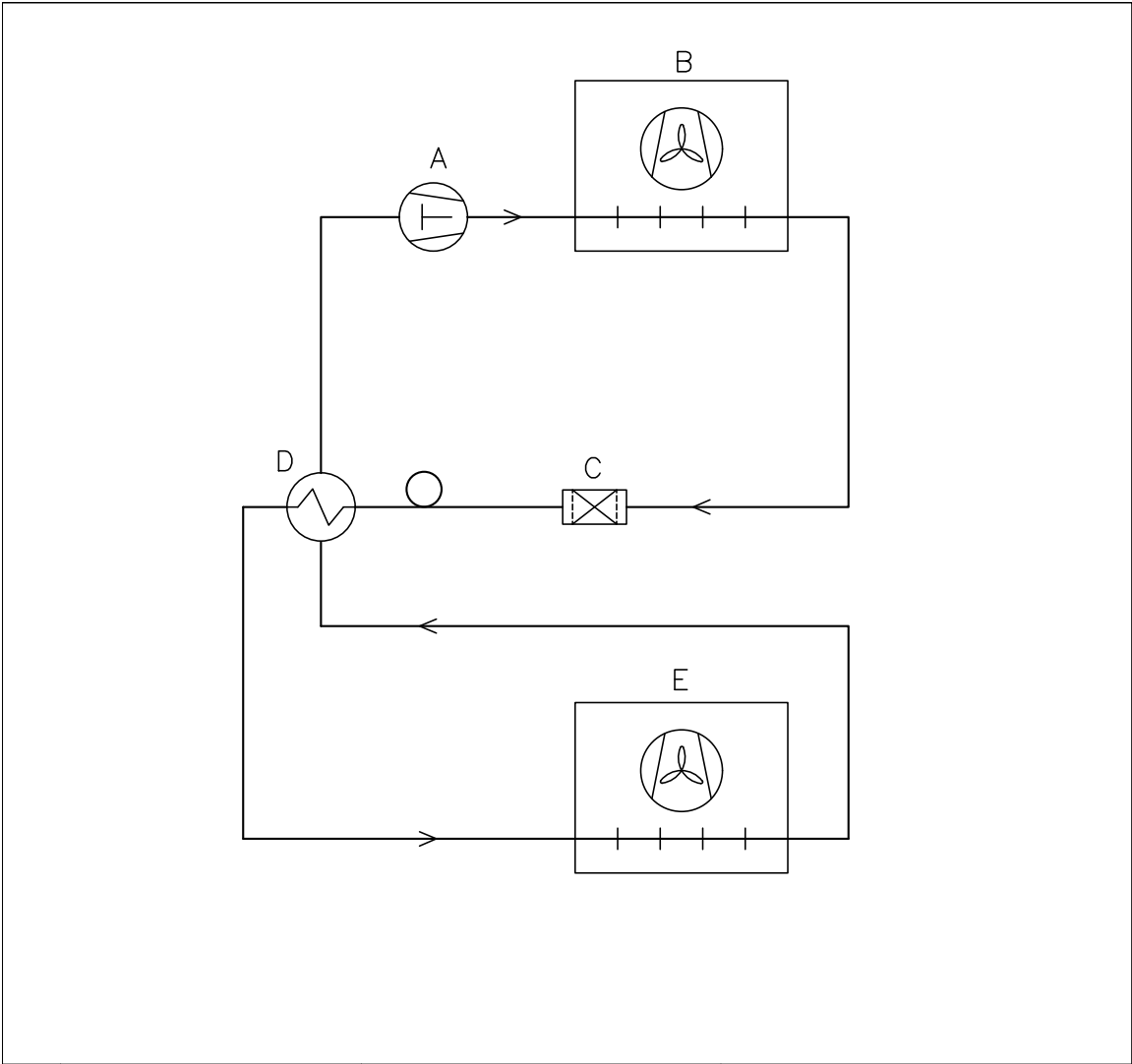

|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                                                                    |                                              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | DK             | GB             | D                                                                  |                                              |              |      |
| A                                                                                                                                                                                                                                  | Kompressor     | Compressor     | Kompressor                                                         |                                              |              |      |
| B                                                                                                                                                                                                                                  | Kondensator    | Condenser      | Verflüssiger                                                       |                                              |              |      |
| C                                                                                                                                                                                                                                  | Tørrefilter    | Filter drier   | Trockenfilter                                                      |                                              |              |      |
| D                                                                                                                                                                                                                                  | Varmeudveksler | Heat exchanger | Wärmeaustauscher                                                   |                                              |              |      |
| E                                                                                                                                                                                                                                  | Fordamper      | Evaporator     | Verdampfer                                                         |                                              |              |      |
| Revision                                                                                                                                                                                                                           |                |                | Inspection / important<br>Dimension marked with<br><div>X.XX</div> |                                              |              |      |
| Description.<br>Piping diagram ExGuard ER600W                                                                                                                                                                                      |                |                |                                                                    | General tolerance:<br>ISO 2768-m : ISO 286-2 |              |      |
| Gram Scientific ApS<br>(CVR-nr. 43122193)<br>Aage Grams Vej 1<br>6500 Vojens                                                                                                                                                       | Date           | Sign.          | Sheetsize                                                          | Drawing no.                                  | Sheet no.    | Rev. |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 09-01-2023     | JABP           | 4                                                                  | 765042429                                    | 1<br>of<br>1 | 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                                                                    |                                              |              |      |
| All rights to this drawing belongs to Gram Scientific ApS, cf. law of Copyright. Thus the drawing should notwithout our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution. |                |                |                                                                    |                                              |              |      |

# Kopplingsschema

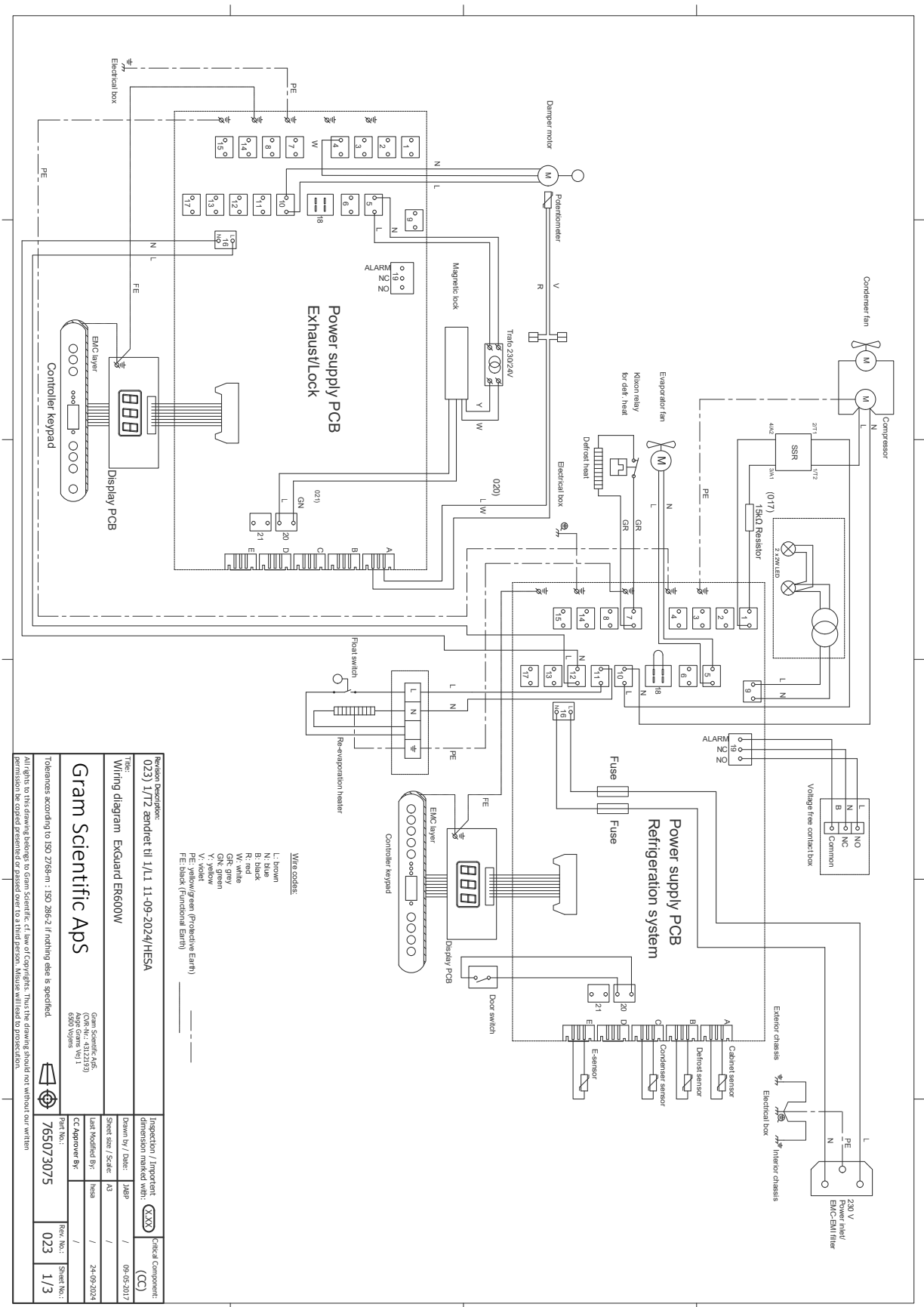



# Allmänna underhållsanvisningar

---

- Implementera en rengöringsrutin.
- Rengöringsarbeten ska dokumenteras och journalföras.
- Kontrollera temperaturen i kylan/frysens regelbundet.
- Vid förvaring av värdefulla eller temperaturkänsliga material eller produkter är det lämpligt att använda ett autonomt larmsystem med kontinuerlig övervakning. Detta larmsystem bör utformas på ett sätt som gör det möjligt för behöriga personer att omedelbart upptäcka varje larmtillstånd och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.

## **- VARNING -**



- Underhållsarbete får endast utföras av en tekniker som är auktoriserad av Gram BioLine.
- Se till att kylan/frysens är avstängd från eluttaget innan något underhållsarbete utförs.
- Flytta över allt innehåll till ett annat kylskåp eller en annan frys under säkra och reglerade förhållanden.



## Underhållsplan

Följande underhållsplan är ett allmänt underhållsschema.  
Användning och/eller förhållanden kan påverka hur ofta följande punkter ska utföras.

| Komponent                              | Uppgift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frekvens  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Sockel                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att skåp med ben är korrekt nivellerade och att skåp med hjul är placerade på en jämn yta och låsta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Årligen   |
| Inredningsdetaljer                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att alla inredningsdetaljer är korrekt fastsatta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Årligen   |
| Dörrtätningslist                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att tätningslistan är flexibel och i gott bruksskick.</li> <li>Säkerställ att dörren är i linje med dörrkarmen och sluter tätt när den är stängd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | Årligen   |
| Kondensor och fläkt                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att den inte har några bucklor eller andra tecken på skador och att den inte avger några onormala ljud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Årligen   |
| Knappsats                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att den inte har några bucklor eller andra tecken på skador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Årligen   |
| Isbildning                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att isansamling inte hindrar drift eller prestanda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Månadsvis |
| Strömförsörjningskabel                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att den sitter korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Årligen   |
| Kompressorskåp                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att kompressorskåpet hålls fritt från damm och andra föroreningar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Årligen   |
| Avdunstningsbricka                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att den inte har några bucklor eller andra tecken på skador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Årligen   |
| Ingångsport                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att ingångsporten är ordentligt försluten och kontrollera om det förekommer inträngande fukt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Årligen   |
| Avfrostningsvattenrör (om tillämpligt) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspektera med avseende på skador och hinder.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Årligen   |
| Dörrkontakt (om tillämpligt)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ korrekt funktion för att garantera att fläkten i skåpet stannar, att invändig belysning tänds om den finns, och att displayen visar "-0-".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | Årligen   |
| Test av dörrlarm                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att det aktiveras när dörren lämnas öppen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Årligen   |
| Temperatur                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att apparaten alltid förvaras på rätt sätt.</li> <li>Vid förvaring av värdefulla eller temperaturkänsliga material eller produkter är det lämpligt att använda ett autonomt larmsystem med kontinuerlig övervakning. Detta larmsystem bör utformas på ett sätt som gör det möjligt för behöriga personer att omedelbart upptäcka varje larmtillstånd och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.</li> </ul> | Årligen   |

| Komponent                                     | Uppgift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frekvens |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Temperaturlarm vid för hög och låg temperatur | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att temperaturlarmen är inställda och fungerar korrekt.</li> <li>Vid förvaring av värdefulla eller temperaturkänsliga material eller produkter är det lämpligt att använda ett autonomt larmsystem med kontinuerlig övervakning. Detta larmsystem bör utformas på ett sätt som gör det möjligt för behöriga personer att omedelbart upptäcka varje larmtillstånd och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder.</li> </ul> | Årligen  |
| Dörrens gångjärn                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera slitage och funktion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Årligen  |
| Dörrsjälvstängningsmekanism                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att dörren stängs automatiskt när den öppnas &lt; 90°.</li> <li>Kontrollera att dörrhållarna inte stängs när de öppnas &gt; 90°.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Årligen  |
| Dörrhandtag (om tillämpligt)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att det sitter fast ordentligt och att det hakar fast korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Årligen  |
| Diagramskrivare (om tillämpligt)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att den registrerar och lagrar temperaturdata korrekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Årligen  |
| Lås                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att det fungerar smidigt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Årligen  |
| Givare                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Testa givarna för att säkerställa korrekta avläsningar och funktion.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Årligen  |
| Rengöring                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se avsnittet om rengöring.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

### – RESERVDELAR –



Vid behov av reservdelar ska du kontakta din lokala Gram BioLine-återförsäljare. Defekta delar måste bytas ut mot originaldelar från Gram BioLine. Gram BioLine kan endast garantera funktions- och säkerhetskrav på skåpen om ovanstående följs.

- Kylen/frysens måste rengöras innan den tas i drift.
- Vi rekommenderar att kylan/frysens rengörs regelbundet för att säkerställa effektiv drift.
- Vi rekommenderar användning av pH-neutrala allrengöringsmedel och mjuka rengöringsdukar.
- Om rengöringsmedel används för att rengöra kylan/frysens, se till att kylan/frysens sköljs noggrant med rent vatten och en ren trasa för att ta bort eventuella rester av rengöringsmedlet.
- Se till att kylan/frysens har torkats ordentligt med en ren trasa innan den tas i bruk.

## - VARNING -



- Använd inte följande desinfektions- och rengöringsmedel:
- Använd inte slipande rengöringsmedel.
- Använd inte starka kemikalier.
- Använd inte lösningsmedel.
- Använd inga sura eller alkaliska rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller klor.

## - VARNING -



- Använd inte följande verktyg:
- Använd inte metallborstar.
- Använd inte högtryckstvätt.
- Använd inte slipande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa verktyg.
- Använd inte elektrisk uppvärmning eller ångtvätt, öppen låga eller avfrostningsspray för att tina.

## - VARNING -



- Ta inte bort typ-/nummerskylten som sitter inuti kylan/frysens (se avsnittet om typ-/nummerskylt).
- Se till att inget vatten kommer i närheten av elektriska komponenter.
- Spola inte kompressorhuset och förångaren med vatten eftersom det kan orsaka kortslutning i elsystemet.

# Rengöringsplan

Följande rengöringsplan är ett allmänt schema för rengöring.  
Användning och/eller förhållanden kan påverka hur ofta följande punkter ska utföras.

| Uppgift                                               | Minsta underhållsintervall |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rengöring av luftfilter (om tillämpligt)              | Årligen                    |
| Rengöring av avdunstningsbrickan                      | Årligen                    |
| Rengöring utvändigt                                   | Halvårsvis                 |
| Rengöring invändigt                                   | Halvårsvis                 |
| Rengöring av hyllor/lådor                             | Regelbundet                |
| Rengöring av kondensor och kompressorskåp             | Årligen                    |
| Rengöring av dörrtättningslist                        | Regelbundet                |
| Rengöring av avfrosthingsvattenröret (om tillämpligt) | Årligen                    |

## Rengöring av luftfilter (om tillämpligt)



### - VARNING -

- Sätt inte tillbaka luftfiltren förrän de är helt torra.

### Rengöringsmedel och verktyg

- pH-neutrala universalrengöringsmedel (tillval).
- Mjuk trasa (tillval).
- Hink eller liknande (tillval).

Luftfiltren på kondensorn och frontpanelen ska demonteras och rengöras med ljummet vatten (max. 50 °C). Om luftfiltren är mycket smutsiga fyller du en hink eller liknande med en mild lösning av pH-neutralt allrengöringsmedel. Sänk ned luftfiltren helt i cirka 10 minuter och skölj noggrant med rent, varmt vatten. Låt luftfiltret lufttorka helt innan du sätter tillbaka det.

## Rengöring av avdunstningsbrickan



### - VARNING -

- Var försiktig så att inte slangen för avfrostningsvattnet och värmeelementet (som finns i brickan) skadas vid rengöring.

### Rengöringsmedel och verktyg

- Mjuk trasa.
- Ph-neutralt allrengöringsmedel.

Vi rekommenderar att avdunstningsbrickan regelbundet kontrolleras för främmande föremål och rengörs med pH-neutralt rengöringsmedel minst en gång per år. Skölj brickan noggrant med rent, varmt vatten och kom ihåg att torka avdunstningsbrickan helt.

## Rengöring invändigt och utvändigt



### - VARNING -

- Använd inga andra verktyg eller metoder för att påskynda avfrostningen än de som anges i denna bruksanvisning.
- Häll inte vatten direkt i enheten.

### Rengöringsmedel och verktyg

- pH-neutrala allrengöringsmedel.
- Använd en mjuk trasa för att ta bort damm eller andra föroreningar från kylan eller frysen.

### Manuell avfrostning

Våra konventionella kylar/frysar har automatisk avfrostning (se avsnittet om avfrostning) men kylan/frysen bör avfrostas manuellt före rengöring. Se till att allt innehåll förvaras på annan plats innan upptining.

Manuell avfrostning görs genom att stänga av kylan/frysen – dra ut eluttaget. Lämna dörren öppen i 24 timmar och var försiktig så att inte överflödigt vatten hamnar på golvet. Se till att hålla golvet och interiören så torr som möjligt under processen genom att lägga handdukar eller liknande på ytor.

Ta bort alla hyllor och lådor och rengör skåpet (max. 85° C). Skölj kylan/frysen noggrant med rent, varmt vatten. Kontrollera och torka noggrant innan den tas i drift igen.

## Rengöring av hyllor/lådor



### - VARNING -

- Hyllor/lådor ska handdiskas.
- Använd inte överdriven kraft när du tar ut och sätter in hyllorna/lådorna.

### Rengöringsmedel och verktyg

- pH-neutrala allrengöringsmedel.
- Mjuk trasa.

Ta ut alla hyllor/lådor ur kylen/frysaren och rengör dem med en mjuk trasa. Skölj hyllorna/lådorna noggrant med rent, varmt vatten. Kontrollera och torka noggrant innan den tas i drift igen.

## Rengöring av kondensor och kompressorskåp



### - VARNING -

- Se till att inte skada kondensorn.
- Komponenter i kompressorskåpet kan vara heta.
- Kylsystemet och den hermetiskt tillslutna kompressorn kräver inget underhåll.

### Verktyg

- Använd en borste, mjuk trasa eller dammsugare.

Kompressorskåpet och i synnerhet kondensorn måste hållas fritt från damm och andra föroreningar.

## Rengöring av dörrtätningslist



### – VARNING –

- Häll inte vatten direkt i enheten.

### Rengöringsmedel och verktyg

- pH-neutrala allrengöringsmedel.
- Använd en borste, mjuk trasa eller dammsugare.

Dörrtätningslistan ska rengöras regelbundet med en mjuk trasa. Torka av listan ordentligt med en ren trasa innan kylan/frysaren tas i drift.

## Rengöring av avfrostningsvattenröret (om tillämpligt)




### – VARNING –

- Häll inte vatten direkt i enheten.

### Rengöringsmedel och verktyg

- pH-neutrala allrengöringsmedel.
- Använd en borste, mjuk trasa eller dammsugare.

Ta bort det flexibla vattenlåset, som sitter på baksidan av skåpet, enligt bilden. Inspektera avfrostningsvattenröret med avseende på blockeringar. Skölj och rengör det, sätt därefter tillbaka det.

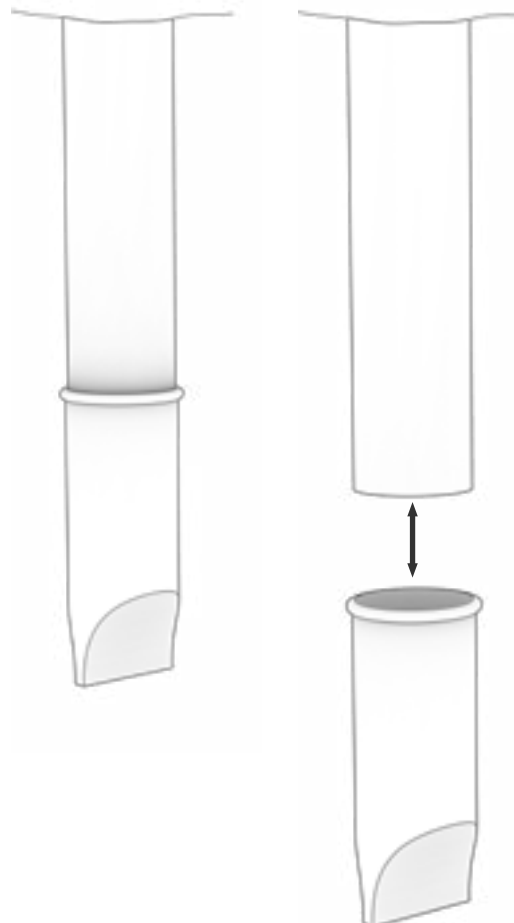

# FAQ

| Problem                        | Orsak                      | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturfluktuationer        | Frekventa dörröppningar    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Öppna dörren så kort tid som möjlig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Defekt temperaturgivare    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd en oberoende temperaturmätare för att mäta temperaturen inne i kyl-/frys-skåpet för att bedöma om den avviker från skåpets sensorer.</li> <li>Om det finns en betydande temperaturskillnad, kontakta då Gram BioLine tekniska support</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | Snavset kondensator        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Smutsig kondensor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Fordeling af vare i skabet | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fördelning av varor i skåpet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Omgivningsförhållanden     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ att omgivningstemperaturen inte överstiger de temperaturer som anges i denna användarmanual.</li> <li>Se till att skåpet inte är i direkt kontakt med solljus eller påverkas av andra värmekällor.</li> <li>Användaren ska säkerställa att skåpet används enligt det avsedda syftet och att luftfuktigheten inte överstiger 70 %.</li> <li>Se till att det finns tillräcklig ventilation runt kyl-/frys-skåpet. (Hänvisning till avsnittet om omgivningsförhållanden)</li> </ul> |
|                                | Varans temperatur          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ att allt innehåll har den inställda temperaturen innan det placeras i kyl-/frys-skåpet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kyl-/frys-skåpet fungerar inte | Strömförsörjning           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ att strömkontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och i kyl-/frys-skåpet</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Strömavbrott               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Håll dörren stängd.</li> <li>Använd en alternativ strömkälla om möjligt.</li> <li>Flytta innehållet till ett skåp som fungerar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | Defekt vägguttag           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om säkringarna har gått.</li> <li>Kontrollera brytaren och jordfelsbrytaren (HPFI/HFI-reläet).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## - INFORMATION -

Om problemen kvarstår, tveka inte att kontakta Gram BioLine för professionell support på [support@gram-bioline.com](mailto:support@gram-bioline.com).



| Problem                                              | Orsak                                                    | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Störande                                             | Ojämnt placerat kyl-/frysåp                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ att golvet är jämnt.</li> <li>Säkerställ att botten av kyl-/frysåpet är i våg. (Se avsnittet om installation)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | Direkt kontakt med väggar eller andra objekt             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ att kyl-/frysåpet inte är i kontakt med väggen.</li> <li>Säkerställ att kyl-/frysåpet inte är i kontakt med andra apparater eller objekt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
|                                                      | Fläktar (om relevant)                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställ att fläktarna fungerar och inte avger onormala ljud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kyl-/frysåpet kan inte nå den inställda temperaturen | Avvikelse mellan E-sensor och den inställda temperaturen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Displayen kan eventuellt visa en annan temperatur eftersom E-sensorn är placerad på den varmaste platsen i enheten.</li> <li>Dock bör temperaturen i det centrala området där varorna förvaras visa den inställda temperaturen. Kontrollera detta med en oberoende temperaturmätare. Om det uppstår problem, kontakta vårt kundsupport-team</li> </ul> |
|                                                      | Trasig dörättning                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se till att dörättningen är flexibel och i gott skick.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Behov av reservdelar                                 | Finns det behov av reservdelar                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Om det finns behov av reservdelar, kontakta din lokala Gram BioLine-återförsäljare.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |



#### - INFORMATION -

Om problemen kvarstår, tveka inte att kontakta Gram BioLine för professionell support på [support@gram-bioline.com](mailto:support@gram-bioline.com).

## Installation & Operation Qualification

The following IQ/OQ is intended to be a guideline, local IQ/OQ procedures can vary depending on application and items stored in the Gram BioLine cabinet.

Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.

The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Organisation:

---

---

---

Location of installation:

---

---

---

Model:

---

Serial number:

---

Item and revision number of instructions for use:

---

Status of operation:

- ☐ Active  
☐ Inactive

Name of vendor:

---

---

---

Warranty:

Start: \_\_\_\_\_

End: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

SN: \_\_\_\_\_

### Instructions on use to starting the cabinet:

1. Training of the responsible party Date: \_\_\_\_\_ By: \_\_\_\_\_

2. Operational test of the cabinet Date: \_\_\_\_\_ By: \_\_\_\_\_

3. Responsible party \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

### Instructions to users:

*The responsible party is trained in use of the cabinet in reference to the user manual*

☐ General use of the cabinet

Objections to the mentioned:

☐ Service & maintenance

☐ The cabinet was delivered without defects/damage.  
The cabinet started as specified in the user manual

---



---



---



---

### Set values:

☐ Setpoint temperature \_\_\_\_\_ °C

### Local alarm settings

☐ High temperature alarm (LhL) \_\_\_\_\_ °C

☐ Low temperature alarm (LLL) \_\_\_\_\_ °C

### External alarm settings

(See voltage free contact in user manual)

☐ High temperature alarm EhL) \_\_\_\_\_ °C

☐ Low temperature alarm (ELL) \_\_\_\_\_ °C

### Factory settings:

| Model/Setpoint temperature |       | LhL    | LLL   | EhL    | ELL   |
|----------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| ER600W                     | +5 °C | +25 °C | -5 °C | +25 °C | -5 °C |

|       |                       |            |                     |            |
|-------|-----------------------|------------|---------------------|------------|
| Date: | Name of trained user: | Signature: | Name of instructor: | Signature: |
| _____ | _____                 | _____      | _____               | _____      |
| _____ | _____                 | _____      | _____               | _____      |
| _____ | _____                 | _____      | _____               | _____      |
| _____ | _____                 | _____      | _____               | _____      |

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

## Installation Qualification – IQ

| ID   | Description of installation                                                                  | Reference in manual | Comply |    | Attachment | Notes |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----|------------|-------|
|      |                                                                                              |                     | YES    | NO |            |       |
| I-0  | The cabinet is shipped with a transport bracket that should be removed prior to use.         | N/A                 |        |    |            |       |
| I-1  | Ensure the cabinet is installed indoors.                                                     | page 8              |        |    |            |       |
| I-2  | Ensure the cabinet is installed in a dry and sufficiently ventilated area.                   | page 8              |        |    |            |       |
| I-3  | Ensure the cabinet is not in direct contact with sunlight or other heat sources.             | page 8              |        |    |            |       |
| I-4  | Ensure that the ambient operating temperature is within the allowed range.                   | page 8              |        |    |            |       |
| I-5  | Ensure that the cabinet is not installed in a chloric/acidic environment.                    | page 8              |        |    |            |       |
| I-6  | Ensure that the protective film on the cabinet is removed.                                   | page 8              |        |    |            |       |
| I-7  | Ensure that the cabinet is cleaned with a mild soap solution.                                | page 9              |        |    |            |       |
| I-8  | Ensure that the cabinet has stood upright for 24 hours if the cabinet has been laying down.  | page 9              |        |    |            |       |
| I-9  | Ensure that the cabinet is levelled if it is equipped with legs.                             | page 9              |        |    |            |       |
| I-10 | Ensure a level surface if the cabinet is equipped with wheels/castors.                       | page 9              |        |    |            |       |
| I-11 | If equipped with wheels/castors: Ensure wheels/castors are locked after positioning.         | page 9              |        |    |            |       |
| I-12 | If equipped with drawers and/or a glass door: Ensure that anti tilt-bracket is mounted.      | page 10             |        |    |            |       |
| I-13 | Ensure a distance of 15-75 mm between the cabinet and the back wall.                         | page 11             |        |    |            |       |
| I-14 | Ensure that there is a minimum gap of 30 mm between cabinets.                                | page 11             |        |    |            |       |
| I-15 | Ensure that the upper part of the cabinet is not covered.                                    | page 11             |        |    |            |       |
| I-16 | Ensure that electrical appliances are not being used inside the cabinet.                     | page 11             |        |    |            |       |
| I-17 | Ensure connection from the voltage-free contact to the external monitoring system (optional) | page 13             |        |    |            |       |

## Installation Qualification – IQ

| ID     | Description of installation                                                         | Reference in manual | Comply |    | Attachment | Notes |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----|------------|-------|
|        |                                                                                     |                     | YES    | NO |            |       |
| I-18   | Ensure that the inner doors can operate in accordance with the instructions.        | N/A                 |        |    |            |       |
| I-19   | Ensure the correct electrical connection (compare local values with type/no. plate) | page 14             |        |    |            |       |
| I-20-1 | Ensure that the power cord is secured by the preload cover.                         | N/A                 |        |    |            |       |
| I-20-2 | Ensure that the power cord is secured by the hanger.                                | page 14             |        |    |            |       |
| I-21   | Mark power cord with:<br>“Do not separate when energized”.                          | page 14             |        |    |            |       |
| I-22-1 | Ensure equipotential bonding (applicable for ATEX Cat.3 Zone 2 areas).              | page 16             |        |    |            |       |

## Operation Qualification – OQ

| ID   | Description of installation                                        | Reference in manual | Comply |    | Attachment | Notes |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----|------------|-------|
|      |                                                                    |                     | YES    | NO |            |       |
| O-1  | Turn on the cabinet – Display test (software version and variant). | page 18             |        |    |            |       |
| O-2  | Set/adjust set-point temperature.                                  | page 18             |        |    |            |       |
| O-3  | Set/adjust LhL – Upper alarm limit (local).                        | page 22             |        |    |            |       |
| O-4  | Set/adjust LLL – Lower alarm limit (local).                        | page 22             |        |    |            |       |
| O-5  | Set/adjust Lhd – Delay of the upper alarm limit (local).           | page 23             |        |    |            |       |
| O-6  | Set/adjust LLd – Delay of the lower alarm limit (local).           | page 23             |        |    |            |       |
| O-7  | Activate/deactivate dA – Door alarm (local).                       | page 24             |        |    |            |       |
| O-8  | Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (local).                  | page 24             |        |    |            |       |
| O-9  | Activate/deactivate BU – Acoustic alarms (local).                  | page 25             |        |    |            |       |
| O-10 | Set/adjust EhL – Upper alarm limit (external).                     | page 26             |        |    |            |       |
| O-11 | Set/adjust ELL – Lower alarm limit (external).                     | page 26             |        |    |            |       |
| O-12 | Set/adjust Ehd – Delay of the upper alarm limit (external).        | page 27             |        |    |            |       |
| O-13 | Set/adjust ELd – Delay of the lower alarm limit (external).        | page 27             |        |    |            |       |
| O-14 | Activate/deactivate dA – Door alarm (external)                     | page 28             |        |    |            |       |
| O-15 | Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (external).               | page 28             |        |    |            |       |
| O-16 | Activate/deactivate BU – Acoustic external alarms.                 | page 30             |        |    |            |       |
| O-17 | Set/adjust defrost cycles (deF) per 24 hours (factory setting: 4). | page 34             |        |    |            |       |
| O-18 | Select reference sensor for the display (dps) (A or E).            | page 35             |        |    |            |       |

## Deviation Report

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant “-ID” specified in the left column in the test specifications.

-ID: \_\_\_\_\_

Description of the deviation:

---

---

---

---

---

Extent to which the deviation has been alleviated:

---

---

---

---

---

Additional notes:

---

---

---

---

---

Person responsible for the test:

Name: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Organisation: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Person responsible for verification of the test:

Name: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Organisation: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

SN: \_\_\_\_\_

---

Approval of the test results – Installation Qualification (IQ)

- ☐ The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: \_\_\_\_\_

Approval of the test results – Operation Qualification (OQ)

- ☐ The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: \_\_\_\_\_

Organisation/Responsible party: \_\_\_\_\_

Trainer/Responsible party: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stamp & Signature

\_\_\_\_\_  
Stamp & Signature

\_\_\_\_\_  
Tel.

\_\_\_\_\_  
Tel.

\_\_\_\_\_  
e-mail

\_\_\_\_\_  
e-mail

\_\_\_\_\_  
Location & Date

\_\_\_\_\_  
Location & Date

Model: \_\_\_\_\_

SN: \_\_\_\_\_





NOTES:

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

## Performance Qualification

Organisation:

---

---

---

Location of the installation:

---

---

---

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_ Item number: \_\_\_\_\_  
(manual)

The PQ consists of inspections of the correct operation of the cabinet under predefined conditions and procedures. Prerequisites for the PQ are IQ (Installation Qualification) and OQ (Operation Qualification), these must be concluded successfully prior to the initiation of the PQ.

Person responsible for the cabinet:

Name: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

Person responsible for the test:

Name: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Organisation: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

Person responsible for the verification of the test:

Name: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Organisation: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

Test duration:

Initiation (date/time): \_\_\_\_\_  
Conclusion (date/time): \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
Organisation: \_\_\_\_\_  
Signature: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Name list – Persons involved in the test procedure and subsequent report

[illegible]

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.  
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

## Measurements – Prerequisites

| ID  | Description                                                                                                                                          | Accepted |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|     |                                                                                                                                                      | Yes      | No |
| P-1 | <p>The cabinet must be empty while conducting tests, ie without interior fittings such as drawers, shelves etc.</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p> |          |    |
| P-2 | <p>The measurements must be conducted in accordance to IEC 60068-3-5.</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>                                           |          |    |
| P-3 | <p>The positioning of the sensors in the cabinet must be documented with a sketch and/or a photograph.</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>          |          |    |

Name:

Signature:

Approved  
(Yes/No):

Date:

Conducted by: \_\_\_\_\_

Inspected/verified by: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.  
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

## Measurements – Prerequisites

| ID  | Description                                                                                                                                                                                   | Accepted |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|     |                                                                                                                                                                                               | Yes      | No |
| P-4 | Measurements made during the PQ tests must be documented and attached to the PQ.<br><br>Attachment:<br><br>Notes:                                                                             |          |    |
| P-5 | Specify setpoint temperature: _____°C<br><br>Specify the ambient temperature: _____°C<br><br>Attachment:<br><br>Notes:                                                                        |          |    |
| P-6 | Allowed tolerances – Select the tolerance, according to the model being tested.<br>Find model-specific tolerances in appendix.<br><br>Tolerance: +/- _____ K<br><br>Attachment:<br><br>Notes: |          |    |

Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Approved (Yes/No): \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Conducted by: \_\_\_\_\_  
 Inspected/verified by: \_\_\_\_\_  
 Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.  
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

## Measurements – Temperature stabilisation

| ID  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accepted |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Yes      | No |
| P-7 | <p>The test is intended to provide substantiation for the temperature stability inside the cabinet during normal operation.</p> <p>The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature.</p> <p>When the system is stable, document ordinary operation of the cabinet at the setpoint temperature and ambient temperature specified in P-5.</p> <p>Duration: _____</p> <p>The measurements throughout the operation test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p> |          |    |
| P-8 | <p>Are the measurements inside the allowed tolerances specified in P-6 ?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |

Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Approved (Yes/No): \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Conducted by: \_\_\_\_\_  
 Inspected/verified by: \_\_\_\_\_  
 Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.  
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

## Measurements – Door opening test

| ID   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Accepted |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yes      | No |
| P-9  | <p>The test is intended to provide substantiation for the temperature recovery time inside the cabinet subsequently after a door opening.</p> <p>The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature, the setpoint temperature is specified in P-5.</p> <p>When the system is stable, open the door at 90° for 60 seconds.</p> <p>The measurements, throughout the door opening test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Duration: _____</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p> |          |    |
| P-10 | <p>Has the setpoint temperature specified in P-5, measured in the absolute centre of the cabinet, been achieved within the set time-frame specified in the appendix?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |

Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Approved (Yes/No): \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Conducted by: \_\_\_\_\_  
 Inspected/verified by: \_\_\_\_\_  
 Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.  
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

## Measurements – Pull-down

| ID   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accepted |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Yes      | No |
| P-11 | <p>The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the inside of the cabinet to reach the setpoint temperature specified in P-5.</p> <p>The initial temperature in the working space is the ambient temperature specified in P-5.</p> <p>The temperature inside the cabinet must be stabilised in all points of the working space.</p> <p>When the system is stable. Turn on the power to the cabinet.</p> <p>The measurements, throughout the pull-down test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Duration: _____</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p> |          |    |
| P-12 | <p>The time it takes the inside of the cabinet to achieve the setpoint temperature measured in the absolute centre, must not exceed the time-frame specified in the appendix.</p> <p>Have the criteria been met?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |

Name:

Signature:

Approved  
(Yes/No):

Date:

Conducted by:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Inspected/verified by:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

SN: \_\_\_\_\_



Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.  
The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

## Measurements – Hold-over

| ID   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Accepted |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yes      | No |
| P-13 | <p>The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the temperature inside the cabinet to reach the end temperature specified in the appendix.<br/>Ambient temperature and setpoint temperature is specified in P-5.</p> <p>The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature throughout, the tolerances are specified in P-6.</p> <p>When the system is stable, turn off the power to the cabinet.</p> <p>The measurements, throughout the hold-over test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p> |          |    |
| P-14 | <p>The times it takes the inside of the cabinet to reach the end temperature, must at least be the time specified in the appendix.</p> <p>Duration: _____</p> <p>Have the criteria been met?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |    |

Name: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_ Approved (Yes/No): \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Conducted by: \_\_\_\_\_  
 Inspected/verified by: \_\_\_\_\_  
 Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

---

# Deviation Report

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant “P-ID” specified in the left column in the test specifications.

P-ID: \_\_\_\_\_

**Description of deviation:**

**Extent to which the deviation has been alleviated:**

**Additional notes:**

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Person responsible for the test: | Person responsible for verification of the test: |
| Name: _____                      | Name: _____                                      |
| Date: _____                      | Date: _____                                      |
| Organisation: _____              | Organisation: _____                              |
| Signature: _____                 | Signature: _____                                 |

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

Approval of the test results – Performance Qualification (PQ)

- ☐ The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with positive results
- ☐ The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: \_\_\_\_\_

**Additional notes:**

---

---

---

---

---

Organisation/Responsible party: \_\_\_\_\_

Trainer/Responsible party: \_\_\_\_\_

Stamp & Signature \_\_\_\_\_

Stamp & Signature \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

email \_\_\_\_\_

Location & Date \_\_\_\_\_

Location & Date \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

SN: \_\_\_\_\_

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

## Appendix:

| Model          | Tolerances | Door opening<br>- recovery<br>time | Pull-down | Hold-over<br>range* | Hold-over |
|----------------|------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ExGuard ER600W |            |                                    |           |                     |           |

\* The temperature span between the initial temperature and the end temperature in the hold-over test P-13,14.

|                        |       |            |                       |       |
|------------------------|-------|------------|-----------------------|-------|
|                        | Name: | Signature: | Approved<br>(Yes/No): | Date: |
| Conducted by:          | _____ | _____      | _____                 | _____ |
| Inspected/verified by: | _____ | _____      | _____                 | _____ |

Model: \_\_\_\_\_ SN: \_\_\_\_\_

# Index

---

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>A</b>                                 |            |
| Anslutning till elnätet.....             | 14         |
| Anslutning till ventilationssystem ..... | 12         |
| Ansvar .....                             | 50         |
| Användning.....                          | 47         |
| Avfrostningar.....                       | 34, 52     |
| <b>D</b>                                 |            |
| Datablad .....                           | 58         |
| Digital display .....                    | 36         |
| Displaygivare.....                       | 35         |
| Driftkontroll.....                       | 17         |
| Döroppning.....                          | 39         |
| Dörrlarm .....                           | 42, 43     |
| Dörrlås .....                            | 42, 54     |
| Dörrstängningsmekanism.....              | 53         |
| Dörrtätningsslistor.....                 | 49         |
| <b>E</b>                                 |            |
| Eskortlarmgränser .....                  | 33         |
| <b>F</b>                                 |            |
| FAQ.....                                 | 72         |
| Feedback-givare .....                    | 41         |
| Felkoder.....                            | 20, 38     |
| Första installation.....                 | 8          |
| Försäkran om överensstämmelse.....       | 60         |
| <b>G</b>                                 |            |
| Givaroffset.....                         | 31         |
| <b>I</b>                                 |            |
| Ingångsport.....                         | 55         |
| Innehållsförteckning .....               | 4          |
| Installation.....                        | 8          |
| IQ, OQ, PQ .....                         | 74, 82     |
| <b>K</b>                                 |            |
| Kassering.....                           | 57         |
| Kontrollpaneler.....                     | 17         |
| Konventionell drift .....                | 18         |
| Kopplingsschema.....                     | 62         |
| <b>L</b>                                 |            |
| Larminställningar, externa .....         | 26         |
| Larminställningar, lokala.....           | 22         |
| <b>M</b>                                 |            |
| Meny.....                                | 19, 37     |
| <b>O</b>                                 |            |
| Omgivning.....                           | 11         |
| Omgivningstemperatur.....                | 8          |
| <b>P</b>                                 |            |
| Parameterinställningar .....             | 31, 40     |
| Potentialfritt larmrelä .....            | 13         |
| Potentialutjämning.....                  | 16         |
| <b>R</b>                                 |            |
| Rengöring .....                          | 48, 67, 68 |
| Rörschema.....                           | 61         |
| <b>S</b>                                 |            |
| Skåpkomponenter .....                    | 6          |
| Snabbguide .....                         | 2          |
| Spjällöppningstid .....                  | 40         |
| Start .....                              | 18, 36     |
| Summer .....                             | 46         |
| Symboler .....                           | 5          |
| Säkerhet.....                            | 5          |
| <b>T</b>                                 |            |
| Tippskydd .....                          | 10         |
| Torrkylning .....                        | 21         |
| Typ-/nummerskylt .....                   | 51         |
| <b>U</b>                                 |            |
| Underhåll.....                           | 48, 64, 65 |
| Utsugning .....                          | 39, 44, 45 |
| Utsugskontroll.....                      | 17         |
| <b>V</b>                                 |            |
| Viktigt .....                            | 56         |



**Gram Scientific ApS**

Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark

Tel: +45 73 20 13 00

e-post: [info@gram-bioline.com](mailto:info@gram-bioline.com)

[www.gram-bioline.com](http://www.gram-bioline.com)



Biostorage you can depend on