

Mode d'emploi - BioCompact / BioCompact II


Modèle : 210, 310, 410, 210/210, 610



Mode d'emploi d'origine

Item nr. 765042118
Revision nr. 240817
Frans

Quick Guide - BioCompact II

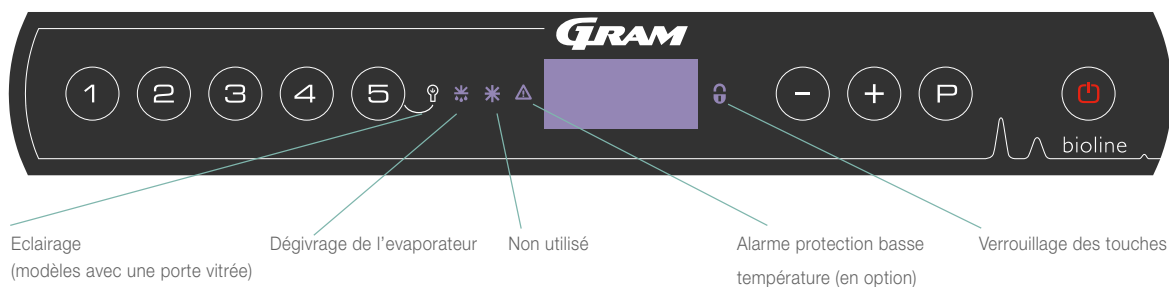

Marche / Arrêt

Appuyez sur le bouton (P) pour allumer l'armoire. Appuyez sur le bouton (P) pendant 6 secondes pour éteindre l'armoire. La version du logiciel sera affichée lors de la mise sous tension de l'armoire, suivi de la variante et d'un test d'affichage. L'armoire est prête lorsque la température s'affiche. L'armoire démarre automatiquement avec un cycle de dégivrage lorsqu'elle est mise sous tension et le termine après une vérification du système.

Réglage de la température

Les réglages de la température sont effectués en appuyant simultanément sur le bouton (P) et en appuyant sur (-) ou (+). Confirmez les réglages en relâchant les boutons.

Eclairage à l'intérieur de l'armoire. - Applicable uniquement aux armoires BioCompact II avec portes vitrées

Les réglages de l'éclairage à l'intérieur de l'armoire peuvent être désactivés en appuyant sur (5) et en maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes.

Il y a deux réglages: 1) La lumière s'allume lorsque la porte est ouverte (désactivée lorsque fermée)
2) La lumière est toujours allumée

Menu utilisateur et réglage des alarmes

Menu Access (P) + (1) →	↓	→		
Alarme locale	LAL	LHL	[° C]	Limite température haute. Code d'activation de l'alarme : [A2]
		LLL	[° C]	Limite température basse. Code d'activation de l'alarme : [A3]
		LHd	[min.]	Temporisation limite température haute
		LLd	[min.]	Temporisation limite température basse
		dA	Marche/ Arrêt	Alarme porte. Code d'activation de l'alarme: [A1]. [1=marche / 0=arrêt]
		dAd	[min.]	Temporisation alarme porte
		bU	Marche/ Arrêt	Signal sonore alarmes: codes [A1], [A2], [A3]. [1=marche/ 0=arrêt]
Réglage offset sondes	CAL	CA	[K]	Offset sonde A. Sonde de régulation du système frigorifique
		CE	[K]	Offset sonde E. Sonde d'affichage et d'alarme
		CF	[° K]	Offset sonde F. Sonde protection basse température
Protection basse température	FP	ACt	Marche/ Arrêt	Protection basse température marche/arrêt
		tES	Marche	Fonction test de la protection basse température
		SEt	[° C]	Réglage de la température d'arrêt du compresseur
		PrE	[...]	Lecture de la température de la sonde F
	ALL			Décalage ou limites alarmes fixes [FAS]= alarmes fixes / [ESC] = décalage
	dEF			Nombre de dégivrages/24h
	dPS			Sonde de référence pour l'afficheur. (A, E ou F)

Exemple de réglage de l'alarme de la température haute LHL -

- ↳ Maintenir la touche (P) + (1) enfoncée jusqu'à ce que l'affichage indique LAL
- ↳ Appuyer sur (P) pour sélectionner LAL, LHL s'affiche
- ↳ Appuyer sur (P) pour sélectionner LHL, 25 s'affiche
- ↳ Appuyer sur (-) ou (+) pour régler la valeur souhaitée pour la limite supérieure de température
- ↳ Appuyer sur (P) pour confirmer la valeur de consigne
- ↳ Appuyer sur (P) pour revenir à LAL
- ↳ Appuyer sur (+) pour obtenir LLL
- ↳ LHd, LLd, dA, dAd et bU se règlent comme ci-dessus
- ↳ Appuyer 3 fois sur (P) pour sortir du menu

Alarmes

Code alarmes	A1	Alarme porte
	A2	Alarme température haute LHL est ou a été activée
	A3	Alarme température basse LLL est ou a été activé

Arrêt de l'alarme sonore

Pour arrêter l'alarme sonore porte – A1 clignote sur l'afficheur. Appuyer sur $\textcircled{P}$.

Pour arrêter l'alarme sonore température – A2 ou A3 clignote sur afficheur. Appuyer sur $\textcircled{P}$.

L'afficheur continue de clignoter si la température est en dehors de la zone de réglage des alarmes et continuera de clignoter jusqu'à ce que la température à une valeur normale.

Lecture température minimale/maximale

Pour lire la température maximale enregistrée, appuyer sur $\textcircled{+}$.

Pour lire la température minimale enregistrée, appuyer sur $\textcircled{-}$.

Lecture de l'historique des alarmes - Exemple [A2]

[A2] clignote sur l'afficheur et l'alarme sonore est active, cela signifie que la température a dépassé la limite haute LHL. Appuyer sur $\textcircled{P}$ pour stopper l'alarme sonore. L'afficheur continue de clignoter ce qui signifie qu'il y a des informations concernant l'alarme. Appuyer sur $\textcircled{+}$, pour afficher le paramètre Htt qui correspond à la durée durant laquelle la température du seuil de l'alarme haute a été dépassée et ensuite sur $\textcircled{P}$ pour afficher pendant combien de temps la température a dépassé le seuil de l'alarme haute. Appuyer sur pour $\textcircled{+}$ revenir à Htt. Appuyer sur pour $\textcircled{+}$ afficher le paramètre Ht qui correspond à la valeur de la température maximale atteinte et ensuite sur pour afficher la valeur de la température maximale atteinte. Appuyer sur $\textcircled{+}$ pour revenir à Ht et à nouveau sur pour quitter le menu historique des alarmes.

La procédure est identique pour lire l'alarme température basse A3 en appuyant sur $\textcircled{-}$ pour afficher le paramètre Ltt et Lt. Un affichage clignotant sans codes d'alarme indique que les codes d'alarme ont été annulés, mais que le système d'alarme contient des informations.


Réinitialisation de la température minimale/maximale et de l'historique des alarmes

Appuyer sur $\textcircled{-}$ et $\textcircled{+}$ pendant 3 secondes jusqu'au signal sonore pour réinitialisation de la température minimale/maximale et de l'historique des alarmes.

Menu lecture des sondes ou message d'erreur

Accès menu $\textcircled{P} + \textcircled{S} \rightarrow$	$\textcircled{P} \rightarrow$ [° C]	Code afficheur et signification du message
Sonde A (régulation)	P-A Température sonde régulation compresseur	F1 Erreur sonde régulation compresseur
Sonde évaporateur	P-b Température sonde évaporateur	F2 Erreur sonde évaporateur
Sonde condenseur 1	P-C Température sonde condenseur 1	F3 Erreur sonde condenseur 1
Sonde condenseur 2	P-d Température sonde condenseur 2	F4 Erreur sonde condenseur 2
Sonde afficheur et alarmes	P-E Température sonde afficheur et alarmes	F5 Erreur sonde afficheur et alarmes
Sonde protection basse température	P-F Température sonde protection basse température	F6 Erreur sonde protection basse température
La surchauffe au condenseur peut provenir d'un filtre encrassé. Nettoyer le filtre.		F7 Surchauffe condenseur
Symbole porte ouverte. Alarme porte ouverte [A1]		-0- Porte ouverte

Quick Guide - BioCompact

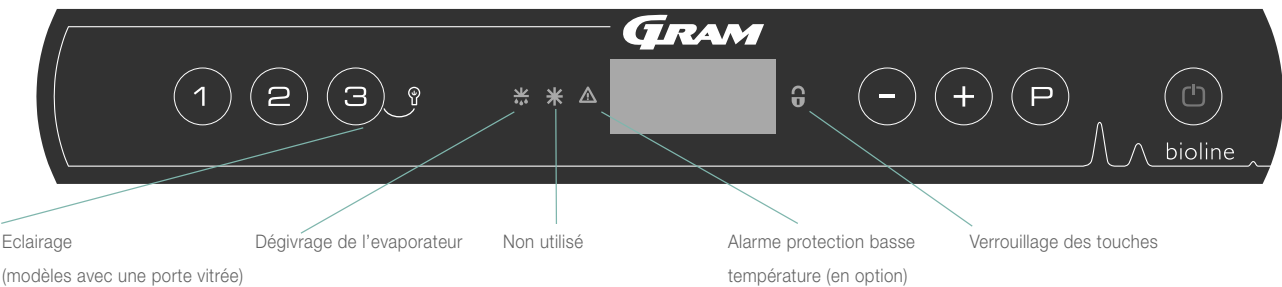

Marche / Arrêt

Appuyez sur le bouton pour allumer l'armoire. Appuyez sur le bouton pendant 6 secondes pour éteindre l'armoire. La version du logiciel sera affichée lors de la mise sous tension de l'armoire, suivi de la variante et d'un test d'affichage. L'armoire est prête lorsque la température s'affiche. L'armoire démarre automatiquement avec un cycle de dégivrage lorsqu'elle est mise sous tension et le termine après une vérification du système.

Réglage de la température

Les réglages de la température sont effectués en appuyant simultanément sur le bouton et en appuyant sur ou . Confirmez les réglages en relâchant les boutons.

Éclairage intérieur de l'armoire - *Applicable uniquement aux armoires BioCompact avec portes vitrées* -

Les réglages de l'éclairage à l'intérieur de l'armoire peuvent être désactivés en appuyant sur et en maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes.

- Il y a deux réglages:
- 1) La lumière s'allume lorsque la porte est ouverte (désactivée lorsque fermée)
 - 2) La lumière est toujours allumée

Menu utilisateur et réglage des alarmes

Accès au menu + → ↓ →				
Alarme locale	LAL	dA	Marche/ Arrêt	Alarme porte. Code d'activation de l'alarme: [A1]. [1=marche / 0=arrêt]
		dAd	[Min.]	Temporisation alarme porte
		bU	Marche/ Arrêt	Signal sonore alarmes: codes [A1], [A2], [A3]. [1=marche/ 0=arrêt]
Réglage offset sondes	CAL	CA	[° K]	Offset sonde A. Sonde de régulation du système frigorifique
		CF	[° K]	Offset sonde F. Sonde protection basse température
Protection basse température	FP	ACt	Marche/ Arrêt	Protection basse température marche/arrêt
		tES	Marche	Fonction test de la protection basse température
		SEt	[° C]	Réglage de la température d'arrêt du compresseur
		PrE	[...]	Lecture de la température de la sonde F
	ALL			Décalage ou limites alarmes fixes [FAS]= alarmes fixes / [ESC] = décalage.
	dEF			Nombre de dégivrages/24h (4 en usine)
	dPS			Sonde de référence pour l'afficheur. (A ou F)

Alarmes

Code alarmes	A1	Alarme porte
--------------	----	--------------

Cancelling an acoustic alarm

Pour arrêter l'alarme sonore porte – A1 clignote sur l'afficheur. Appuyer sur .

Lecture température minimale/maximale

Pour lire la température maximale enregistrée, appuyer sur .

Pour lire la température minimale enregistrée, appuyer sur .

Lecture de l'historique des alarmes

Appuyer sur  et  pendant 3 secondes pour réinitialiser la température minimale/maximale et de l'historique des alarmes, un signal sonore confirme la réinitialisation.

Table des matières

Table des matières	6	Réglage des paramètres	34
Mode d'emploi	7	Marche/Arrêt alarme locale de porte	34
Avant de commencer	7	Temporisation pour alarme locale de porte....	34
Sécurité	8	Réglages d'alarme locale	35
Utilisation prévue	8	Marche/Arrêt alarme externe de porte	36
Installation	9	Temporisation pour alarme externe de porte .	36
Montage	9	Réglages d'alarme externe	37
Contact sec	12	Offset des sondes	38
Protection mécanique antigel	13	Limites d'alarme décalée.....	39
Raccordement électrique	14	Dégivrage / 24 heures	39
Mise en service: BioCompact II	15	Protection électronique contre le gel	40
Affichage numérique	15	Utilisation courante	41
Parcours du menu	16	Entretien régulier	42
Code des erreurs	17	Nettoyage	42
Réglage des paramètres	18	Joint de porte	42
Réglages d'alarme locale	18	Information générale	43
Réglages d'alarme locale	19	Responsabilité	43
Marche/Arrêt alarme locale de porte	20	Maintenance	43
Temporisation pour alarme locale de porte....	20	Eau de dégivrage.....	44
Réglages d'alarme locale	21	Passage de sondes.....	45
Réglages d'alarme externe	22	Important.....	46
Réglages d'alarme externe	23	Mise au rebut	47
Marche/Arrêt alarme externe de porte	24	Documentation BPF (GMP)	48
Temporisation pour alarme externe de porte .	24	QI, QO & QP	48
Réglages d'alarme externe	25	Déclaration de conformité CE	49
Offset des sondes	26		
Limites d'alarme décalée.....	27		
Dégivrage / 24 heures	27		
Sonde affichée	28		
Protection électronique contre le gel	29		
Mise en service: BioCompact	31		
Affichage numérique	31		
Parcours du menu	32		
Code des erreurs	33		

Fabriqué par Gram Commercial A/S



Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vejens
Danemark
+45 7320 1300
www.gram-bioline.com

Avant de commencer

Assurez-vous de lire le mode d'emploi complètement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Vos commentaires sont très appréciés, n'hésitez pas, écrivez-nous à: info@gram-bioline.com

Avant de commencer

Ce manuel est destiné aux séries de produits : **BioCompact & BioCompact II**

Nous vous recommandons de lire ce manuel d'utilisation complètement et attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Gram Commercial A / S ne garantit pas un fonctionnement sans danger si l'armoire est utilisée pour autre chose que son utilisation prévue. Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme sans le consentement écrit de Gram Commercial A / S. Gram Commercial A / S garantit l'armoire sous certaines conditions de garantie. Gram Commercial A / S est en aucune manière responsable de toute perte ou dommage de contenu.

Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'armoire, et doit être stocké à proximité de l'armoire et être facile d'accès. Si le manuel est perdu, s'il vous plaît se référer à votre distributeur local ou Gram Commercial A/S pour un remplacement. Pour les versions actuelles du manuel, s'il vous plaît aller www.gram-bioline.com.

Symboles utilisés dans le manuel



Danger



Risque de choc électrique



Risque de dommages matériels



Risque de blessures corporelles



Risque de brûlure par le froid



Info

Sécurité

Utilisation prévue	

Utilisation prévue

La gamme Gram BioLine BioCompact et BioCompact II réfrigérateurs (RR) et congélateurs (RF) sont conçus et fabriqués pour fournir des solutions de stockage en toute sécurité et dans des conditions précises. Les armoires sont conçues pour les plages de fonctionnement suivantes + 2°C à + 20°C (RR) / -25°C à -5°C (RF), une température ambiante maximale de + 35°C (+ 32°C avec une porte vitrée) et une humidité relative maximale de 70%.

Montage

Cette section du manuel décrit comment installer l'armoire.

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement, l'armoire ne doit pas être utilisée à l'extérieur. L'armoire doit être installée dans un endroit sec et adéquatement ventilé. Pour assurer un fonctionnement efficace, l'armoire ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.

NB. La plage optimale de fonctionnement des armoires est :


Armoire	Température ambiante minimale	Température ambiante maximale
BioCompact 210, 310, 410, 210/210		
RR avec porte pleine: +10/+35 °C	+10 °C	+35 °C
RR avec porte vitrée: +10/+32 °C	+10 °C	+32 °C
RF: +10/+35 °C	+10 °C	+35 °C
BioCompact II 610		
RR avec porte pleine: +10/+43 °C	+10 °C	+43 °C
RR avec porte vitrée: +10/+38 °C	+10 °C	+38 °C
RF: +10/+43 °C	+10 °C	+43 °C



Évitez de placer l'armoire dans un environnement contenant du chlore / de l'acide qui présente un risque de corrosion.



L'armoire est expédiée avec un film protecteur qui doit être enlevé avant utilisation.

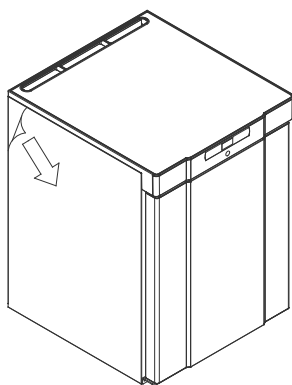



Nettoyez l'armoire avec une solution savonneuse douce avant son utilisation.




Si l'armoire était couchée (par exemple pendant le transport), elle doit être laissée en position verticale pendant 24 heures avant son utilisation afin de permettre à l'huile dans le compresseur de reprendre sa place.

Cette section du manuel décrit l'ajustement des pieds / roulettes de l'armoire.

Les armoires munies de pieds doivent être mises à niveau comme montrées dans l'illustration ci-après.

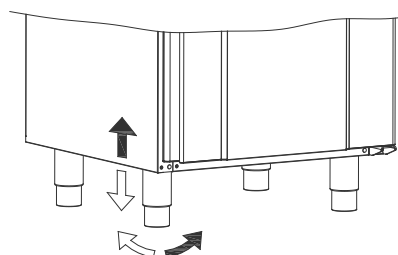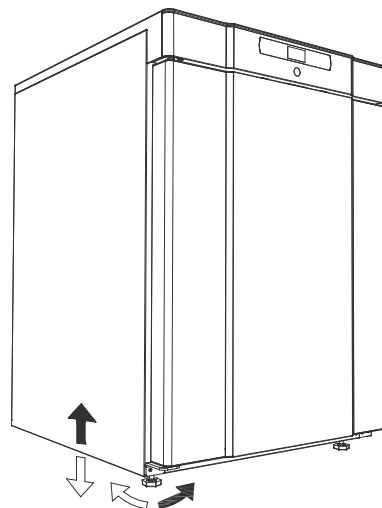


Pour les armoires munies de roulettes, le sol doit être à niveau pour assurer un positionnement stable et une opération sécuritaire. Quand l'armoire est en position, les deux roulettes à l'avant doivent être bloquées.

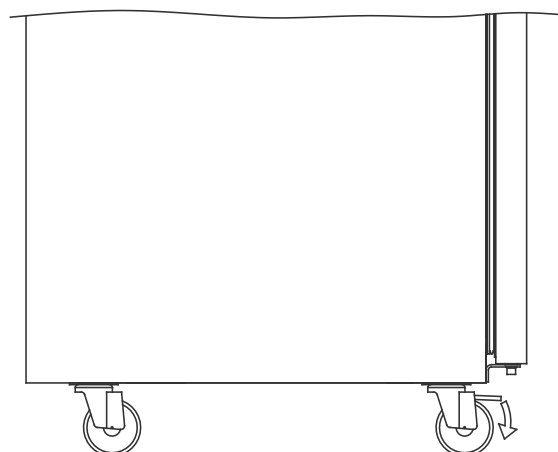


Les armoires avec des tiroirs et/ou des portes vitrées doivent être fixées de façon sécurisée à une surface verticale stable pour assurer que l'armoire ne bascule pas quand les tiroirs sont ouverts en position maximum ou que la porte est ouverte. Les attaches de fixations sont incluses.

Les instructions pour l'installation des attaches anti basculement suivent.

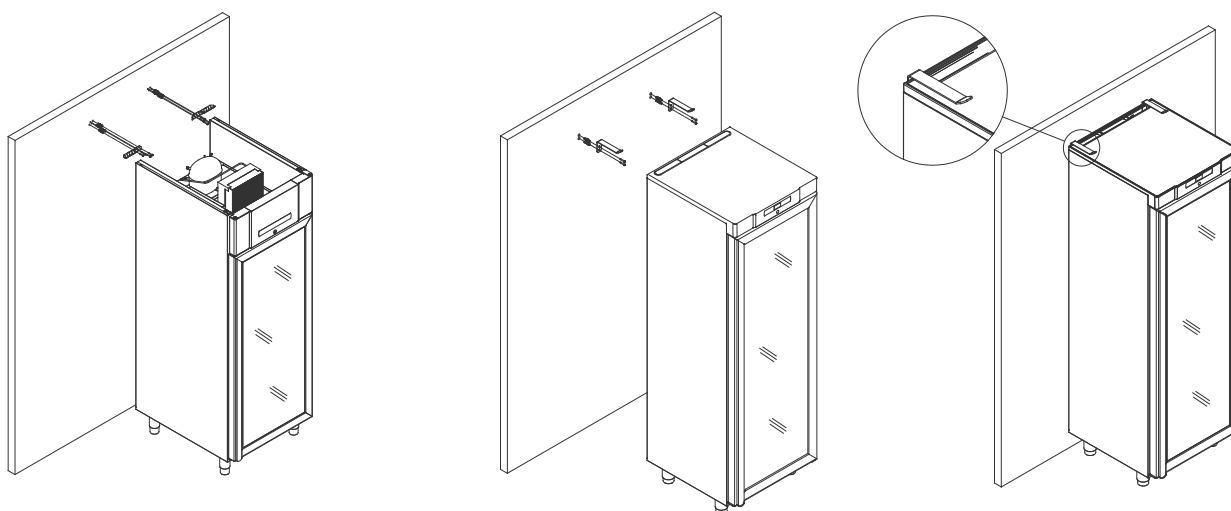

Les attaches anti basculement doivent être utilisées lors de l'installation de l'armoire afin de protéger les utilisateurs, l'environnement et les articles stockés contre des dommages qui seraient causés par l'armoire.


Instructions pour le montage mural de la BioCompact 210, la procédure est identique pour les 310, 210/210 et 410

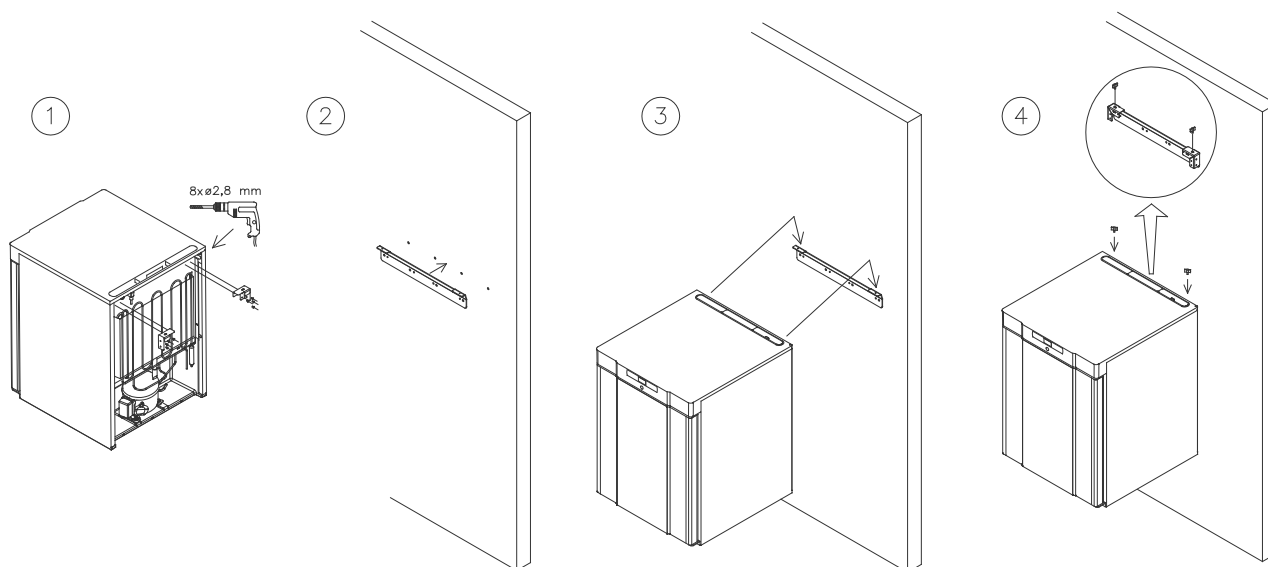

L'armoire doit toujours au maximum à 75 mm du mur pour son utilisation. L'installation optimale de l'armoire est le plus près possible du mur.



Il doit y avoir un espace minimum de 30 mm entre les armoires.

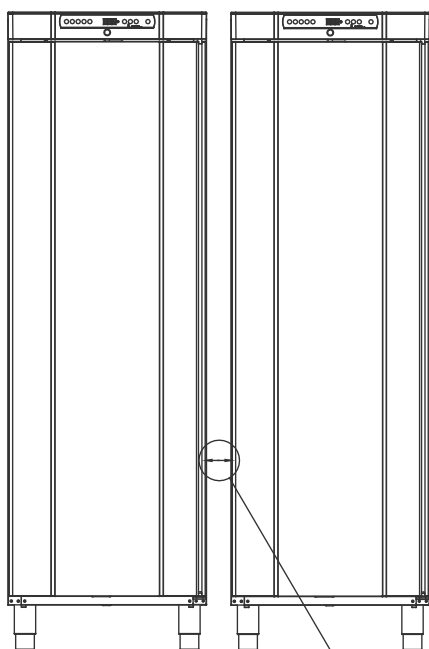

Min. 30mm



Ne pas couvrir la partie supérieure de l'armoire



Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'armoire.



L'armoire n'est pas conçue pour le stockage de produits qui émettent des vapeurs. Ces vapeurs pourraient corroder l'armoire et ses composants.



Tous les articles dans l'armoire qui ne sont pas sous enveloppe ou emballés doivent être recouverts pour réduire le risque de corrosion de l'armoire et ses composants.



Une inspection visuelle de l'armoire doit être effectuée avant la mise en marche de l'armoire. Vérifiez l'intégrité de la structure de l'armoire, que le cadre de l'armoire et les portes ne soient pas déformés, que les joints étanchent correctement et que les portes adhèrent en haut contre le cadre de la porte.

Contact sec

Cette section du manuel traite du contact sec.

L'illustration plus bas montre les trois connecteurs pour le relai (utilisés par exemple pour se raccorder à une GTC ou autres systèmes externes de monitoring). Les trois connexions sont respectivement : Commun, NO et NC.



Quand la tension est appliquée, le contrôleur active le relai ce qui permet au contrôleur de répondre à une haute et basse température, aux alarmes de porte et aux pertes d'alimentation. Les alarmes de température et de porte doivent être configurées dans les réglages d'alarmes externes (EAL) pour qu'elles puissent activer le contact sec. Les instructions pour régler les alarmes externes sont données dans la section de réglage des paramètres.

BioCompact II 610, voir ci-dessous à gauche


Les fils raccordés sur le boîtier de raccordement pour le contact sec sont maintenus en place par la plaque à ajustement forcé pressée contre le bloc pour interdire l'accès au circuit électrique.

BioCompact 210,310, 210/210, 410: voir ci-dessous à droite

Les fils qui sont raccordés dans le boîtier de raccordement pour le contact sec, sont maintenus en place par une plaque qui est vissée, cela assure qu'il n'y a pas de pression sur le boîtier de raccordement et empêche un accès au circuit électrique.

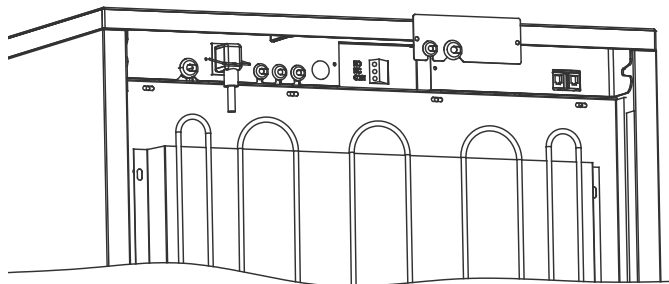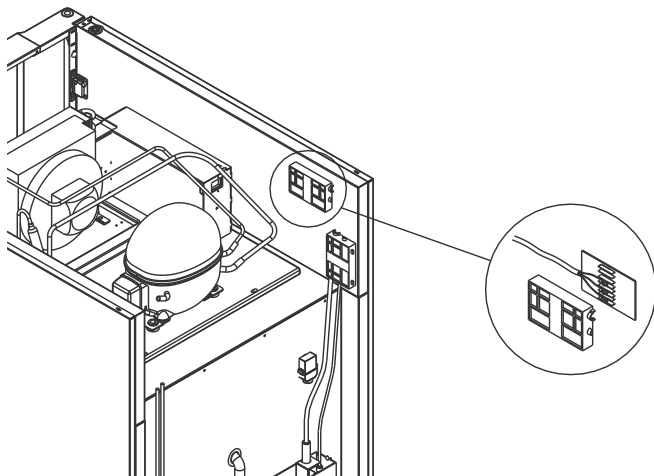

Le raccordement du contact sec doit être effectué par un installateur qualifié.

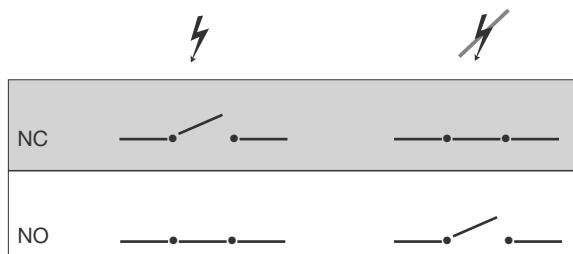

Protection mécanique antigel

Cette section traite de la protection mécanique antigel

S'applique uniquement pour les modèles comportant une protection mécanique contre le gel -


La protection mécanique contre le gel est un module indépendant qui est raccordé au compresseur.

Elle mesure la température de l'armoire et arrête le compresseur (coupure) si la température chute sous la valeur réglée pour assurer que l'armoire ne se refroidira pas davantage.

Veuillez noter que la protection contre le gel est réglée en usine à une valeur entre +2 et +2,5 °C.

Vérifier que la température de réglage est compatible avec l'utilisation du réfrigérateur.

Le cadran de la protection contre le gel se tourne dans le sens antihoraire pour régler le point de « coupure » descendant et dans le sens horaire pour régler le point de « coupure » ascendant.

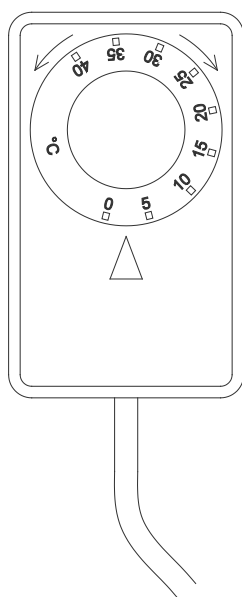


Exemple :

Le compresseur s'arrête par la protection contre le gel à 2,5 °C, la température de « coupure » souhaitée est 1,5 °C.


Tournez le cadran sur la protection contre le gel dans le sens antihoraire jusqu'à la valeur souhaitée est réglée.

Les illustrations plus bas montrent l'emplacement des protections contre le gel de différentes armoires de la gamme BioCompact / BioCompact II.

S'applique pour le 210, 310, 210/210, 410

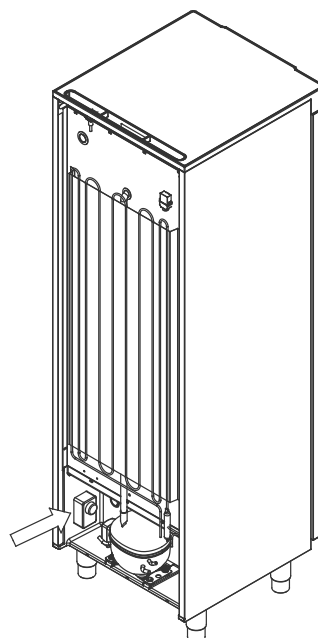

S'applique pour les 610

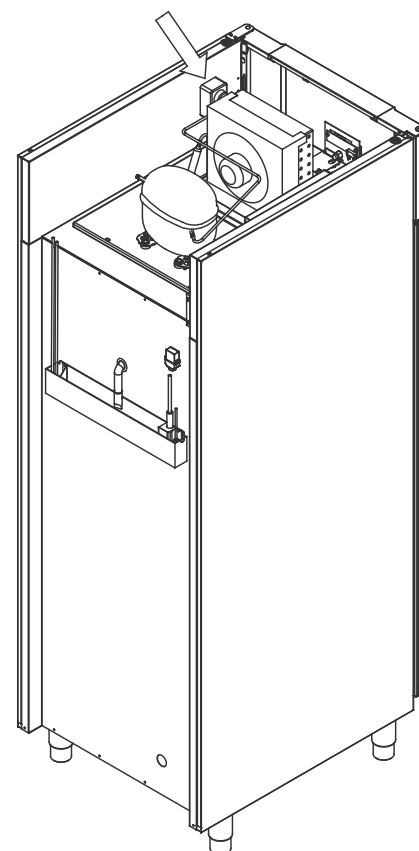

Raccordement électrique

Lisez la section qui suit avec soin avant de brancher l'armoire. En cas de doute, communiquez avec un électricien qualifié.

Notez qu'il existe des règlements spéciaux pour les produits conformes à EN 60079-15, zone 2.



L'appareil a été fabriqué selon les exigences de EN 60079-15 : matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses — partie 15 : type de protection « n ». La zone 2 est la zone applicable. Si l'appareil doit être installé dans un environnement de zone 2, l'installation doit être réalisée par du personnel spécialisé ou il faut consulter ce personnel au préalable afin d'assurer que l'appareil est installé de façon conforme aux exigences actuelles du standard.




L'armoire est conçue pour une alimentation par courant alternatif. Les valeurs pour la tension (V) et la fréquence de l'alimentation (Hz) sont indiquées sur la plaque signalétique du compartiment moteur.



Le cordon d'alimentation principal est branché dans la boîte de jonction dans le compartiment moteur. La fiche est maintenue en place par un crochet lui-même fixé sur la boîte de jonction. Notez que le crochet doit s'ajuster étroitement autour de la fiche, comme l'illustration ici bas le montre.

L'appareil doit être raccordé à une source d'alimentation externe avec un mécanisme adéquat pour empêcher mécaniquement la fiche de se séparer de la prise de façon non intentionnelle. Le branchement doit être étiqueté avec la mention :

« **NE PAS DÉBRANCHER SOUS TENSION** »

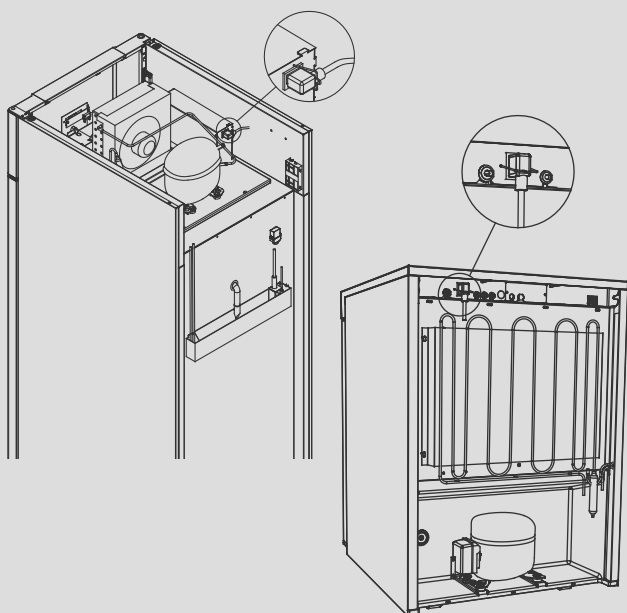

IMPORTANT



Les fusibles et autres composants similaires ne doivent jamais être enlevés ou remplacés pendant que l'appareil est branché à son alimentation principale.

La boîte de jonction électrique ne doit jamais être ouverte pendant que l'appareil est branché à son alimentation principale.

L'équipement de démarrage du compresseur ne doit jamais être démonté pendant que l'appareil est branché à son alimentation principale.

L'éclairage LED ne doit jamais être démonté pendant que l'appareil est branché à son alimentation principale.

Chaque fois que des composants électriques doivent être démontés ou remplacés, l'appareil doit être déplacé vers un endroit où il n'y a pas de risque d'allumage causé par les composants électriques ou les gaz contenus dans l'appareil.

Ne jamais utiliser l'armoire si la fiche d'alimentation est endommagée. En pareille situation, l'armoire devrait être examinée par un technicien de service de Gram Commercial A/S.

L'appareil peut être raccordé en conformité avec les réglementations locales.

Dans les deux cas :

Utilisez une fiche à trois broches si la prise est conçue pour une fiche à trois broches. Le conducteur avec une isolation verte / jaune doit être relié au bornier de mise à la terre.

L'alimentation doit être raccordée à une prise de courant murale. La prise de courant murale doit être facilement accessible.


Toutes les exigences de mise à la terre des autorités électriques locales doivent être respectées. La fiche de l'armoire et la prise murale devraient assurer une mise à la terre correcte. Si un doute subsiste, communiquez avec votre fournisseur local ou un électricien qualifié.

En cas de difficultés techniques ou de bris, communiquez toujours avec du personnel d'entretien qualifié. Ne démontez jamais la boîte de jonction ou tout autre composant électrique.

Mise en service: BioCompact II

Affichage numérique

L'affichage numérique décrit ci-après montre la température de l'armoire et indique si l'armoire est branchée à une alimentation.

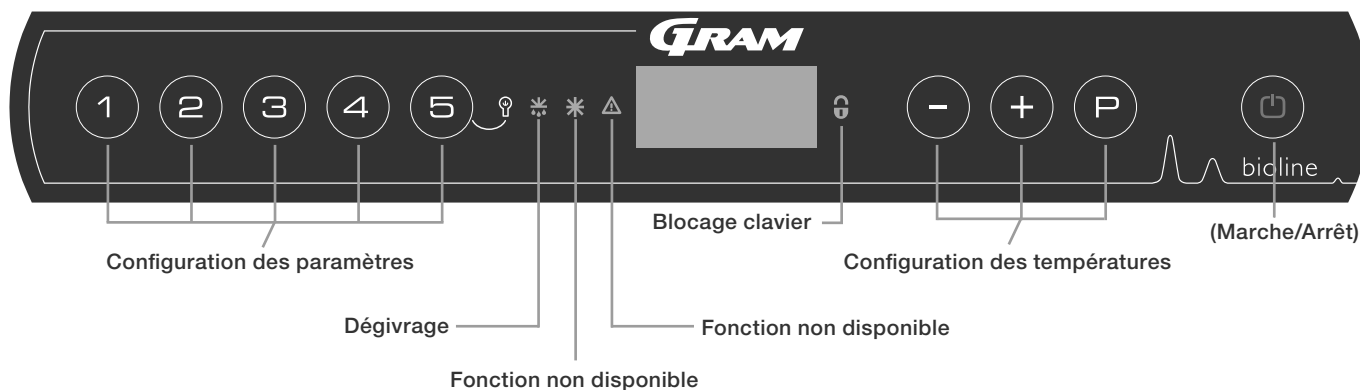

- Configuration des paramètres — Donne accès aux paramètres configurables des armoires.
- Dégivrage — Dégivrage en cours
- Blocage clavier — Clavier bloqué, pas d'accès aux fonctions ou menus
- Configuration des températures — Configuration des points de consigne de température et navigation dans les menus
- Marche/Arrêt (On / Off) — Active ou arrête l'armoire et la navigation dans les menus

Introduction globale au menu de navigation

En plus de régler la température et de démarrer/arrêter, (P), (+), (-) et (⏏) sont utilisés pour naviguez dans le menu et régler les paramètres de l'armoire.

Les boutons possèdent les fonctions suivantes dans le menu:

- (P) - Accès à une étape du menu / confirmation d'une valeur pour le réglage des paramètres.
- (+) - Défilement vers le haut dans un menu / augmentation d'une valeur dans le réglage des paramètres (par exemple, le point de consigne d'une alarme).
- (-) - Défilement vers le bas dans un menu / diminution d'une valeur dans le réglage des paramètres.
- (⏏) - Reculer d'une étape de menu.

Marche/arrêt

Appuyez sur le bouton (⏏) pour mettre en marche l'armoire.

Appuyez sur le bouton (⏏) pendant 6 secondes pour arrêter le fonctionnement de l'armoire. La version du logiciel de l'armoire s'affichera au démarrage de l'armoire suivi de la variante du logiciel et un test de l'affichage.

L'armoire est prête quand la température s'affiche. Au démarrage, l'armoire exécute automatiquement un cycle de dégivrage et le termine après une vérification du système.

L'armoire démarrera automatiquement lorsqu'elle est initialement reliée à une source d'alimentation. Par exemple après une panne de courant ou lors du branchement de l'armoire pour la première fois.



Assurez-vous que l'alimentation principale de l'appareil est débranchée avant d'effectuer un entretien des composants électriques. Il n'est pas suffisant d'arrêter le fonctionnement de l'armoire par le bouton (⏏) car certains composants électriques demeureront sous tension. Si des fusibles ou composants similaires doivent être remplacés, l'appareil doit être déplacé vers un endroit sans risque.

Réglage des températures

Les réglages de température s'effectuent en appuyant et en maintenant le bouton (P) et en appuyant sur (+) ou (-). Confirmez les réglages en relâchant les boutons.

Parcours du menu

Le menu ci-dessous donne un aperçu des réglages de paramètres pour l'armoire.

Attention : La protection électronique contre le gel n'est pas disponible pour les armoires BioCompact / BioCompact II

Menu utilisateur

Menu accès (P) + (1) →	↓	→		
Réglages d'alarme locale	LAL	LHL	[° C]	Limite température haute. Code pour alarme [A2] activée
		LLL	[° C]	Limite température basse. Code pour alarme [A3] activée
		LHd	[Min.]	Temporisation pour alarme limite température haute
		LLd	[Min.]	Temporisation pour alarme limite température basse
		dA	On/off	Alarme de porte, code pour alarme [A1] activée. [1 = activée / 0 = désactivée]
		dAd	[Min.]	Temporisation pour alarme de porte
		bU	On/off	Signal sonore pour codes alarmes [A1], [A2] et [A3]. [1 = activée / 0 = désactivée]
Réglages d'alarme externe	EAL	EHL	[° C]	Limite température haute de température pour alarme externe. Code pour alarme [A4] activée
		ELL	[° C]	Limite température basse de température pour alarme externe. Code pour alarme [A5] activée
		EHd	[Min.]	Temporisation pour alarme externe de limite température haute
		ELd	[Min.]	Temporisation pour alarme externe de limite température basse
		dA	On/off	Alarme de porte, code pour alarme [A1] activée. [1 = activée / 0 = désactivée]
		dAd	[Min.]	Temporisation pour alarme externe de porte
		bU	On/off	Signal sonore pour codes alarmes externes [A1], [A4] et [A5]. [1 = activée / 0 = désactivée]
Offset des sondes	CAL	CA	[° K]	Offset sonde A. Sonde de référence pour le système frigorifique
		CE	[° K]	Offset sonde E. Sonde de référence pour l'affichage et les alarmes
		CF	[° K]	Offset sonde F. Sonde de référence pour la protection antigel
Protection électronique contre le gel	FP	ACt	On/off	Activation/désactivation de la protection contre le gel
		tES	On	Test de la protection contre le gel
		SEt	[° C]	Réglage de la température d'arrêt pour la protection contre le gel
		PrE	[...]	Lecture en temps réel de la température de la sonde — F
	ALL			Activation des limites d'alarmes décalées. [FAS] = limites bloquées / [ESC] = points de consigne esclaves
	dEF			Nombre de dégivrages par 24 heures (réglé en usine à 4)
	dPS			Sonde de référence pour l'affichage (A, E ou F) (réglé en usine à E)

Autres raccourcis

Boutons :	Durée :	Fonction :
(P) + (0)	> 3 secondes	Démarrage ou arrêt d'un dégivrage
(0) + (1)	> 6 secondes	Activation / désactivation du blocage de clavier
(P)	-	Montre les valeurs des points de consigne de température
(+)	-	Montre la pointe maximale de température enregistrée (depuis la dernière réinitialisation de l'historique des alarmes)
(-)	-	Montre la pointe minimale de température enregistrée (depuis la dernière réinitialisation de l'historique des alarmes)
(+) + (-)	> 3 secondes	Réinitialisation de l'historique des alarmes
(P) + (1) + (3)	> 6 secondes	Réinitialisation des paramètres. Rétablit les réglages effectués en usine
(P) + (1)	> 3 secondes	Accès au menu de l'utilisateur et aux réglages des alarmes

Éclairage dans l'armoire. Seulement pour les BioCompact II armoires avec une porte vitrée.

Pour allumer l'éclairage dans l'armoire appuyer sur (5) pendant 3 secondes.

Il y a 2 réglages :

- 1) Éclairage allumé seulement lorsque la porte est ouverte
- 2) Éclairage permanent

Le tableau suivant présente les différents codes d'erreur qui peuvent apparaître.

Code d'affichage	Explication
- 0 -	La porte est ouverte
A1	L'alarme de porte « dAd » de LAL et/ou EAL a été activée
A2	L'alarme locale de limite température haute LHL est ou a été activée
A3	L'alarme locale de limite température basse LLL est ou a été activée
A4	L'alarme externe de limite température haute EHL est ou a été activée
A5	L'alarme externe de limite température basse ELL est ou a été activée
F1	Erreur de la sonde ambiante à l'intérieur de l'armoire. Le système de refroidissement utilise son programme de secours pour faire fonctionner l'armoire. Une intervention du SAV est requise
F2	Erreur de la sonde de l'évaporateur. Une intervention du SAV est requise
F3	Erreur de la sonde du condenseur 1. Une intervention du SAV est requise
F5	Erreur de la sonde supplémentaire. Une intervention du SAV est requise
F7	F7 indique une température trop élevée du condenseur. Arrêtez l'armoire et vérifiez que le condenseur n'est pas couvert d'articles indésirables et assurez-vous que le condenseur (et possiblement le filtre) soit propre. Un entretien est nécessaire si le problème n'est pas réglé

Annulation d'une alarme acoustique

Annulation d'une alarme de porte : [A1] clignote à l'écran. Appuyez sur  pour annuler.

Annulation d'une alarme de température : [A2 et/ou A3] clignotent à l'écran. Appuyez sur  pour annuler.

L'affichage continuera à clignoter si la température se situe à l'extérieure des limites d'alarme et il continuera à clignoter jusqu'au retour à la normale de la température.

Lecture de l'historique d'alarme — Exemple [A2]

[A2] clignote à l'écran — Ceci signifie que la température a excédé la valeur réglée pour l'alarme locale de limite température haute, LHL.

Appuyez sur  pour annuler [A2]. L'affichage continue de clignoter pour indiquer qu'il y a de l'information disponible dans l'historique d'alarme. Appuyez sur , Htt (période de haute température) est affiché, appuyez sur  pour savoir combien de temps la température était température haute au réglage de l'alarme de limite. Appuyez sur  pour retourner à Htt. Appuyez sur  pour passer à Ht (la plus haute température). Appuyez sur  pour obtenir la température la plus haute enregistrée pendant Htt. Appuyez sur  pour retourner à Ht et appuyez sur  de nouveau pour quitter la fonction historique d'alarme.

La procédure pour obtenir une alarme [A3] est identique sauf l'accès à l'historique d'alarme avec le bouton . Pour la lecture des températures température basses aux limites fixées, les paramètres sont Ltt et Lt.

Un affichage clignotant sans codes d'alarme indique que les codes d'alarmes ont été annulés, mais le système d'alarme conserve l'information.

Réglage des paramètres

Réglages d'alarme locale

La section qui suit traite du réglage des alarmes de limite température basse et température haute.

LHL — Réglage de l'alarme limite température haute [°C]

- ↳ Appuyez et tenez P + 1 pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LHL ». L'alarme limite température haute est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur − ou + pour régler la valeur souhaitée pour l'alarme limite température haute
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme limite température haute est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant − ou + .
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

LLL — Réglage de l'alarme limite température basse [°C]

- ↳ Appuyez et tenez P + 1 pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur + pour avancer jusqu'à « LLL »
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LLL » L'alarme limite température basse est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur − ou + pour régler la valeur souhaitée pour l'alarme de limite température basse
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme de limite température basse est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant − ou + .
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Réglages d'alarme locale

La section qui suit traite du réglage de la temporisation pour les alarmes locales de limite température basse et température haute.

LHd — Réglage de la temporisation de l'alarme locale de limite température haute [min.]

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « LHd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « LHd ». La temporisation de l'alarme limite température haute est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme limite température haute
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme limite température haute est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏮) puis naviguez en utilisant (-) ou (+).
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏮) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

LLd — Réglage de la temporisation de l'alarme locale de limite température basse [min.]

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « LLd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « LLd ». La temporisation de l'alarme limite température basse est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme limite température basse
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme limite température basse est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏮) puis naviguez en utilisant (-) ou (+).
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏮) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Marche/Arrêt alarme locale de porte

La section qui suit traite du réglage de l'alarme de porte et de sa temporisation.

Temporisation pour alarme locale de porte

dA — Activation / désactivation de l'alarme locale de porte

- ↳ Appuyez et tenez P + 1 pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « dA » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « dA »
- ↳ Appuyez sur - ou + pour activer / désactiver l'alarme locale de porte [1 = activée / 0 = désactivée]
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme locale de porte est configurée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant - ou +
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

dAd — Réglage de la temporisation de l'alarme locale de porte [min.]

- ↳ Appuyez et tenez P + 1 pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « dAd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « dAd ». La temporisation de l'alarme locale de porte est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur - ou + pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme locale de porte
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme locale de porte est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant - ou + .
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Réglages d'alarme locale

La section qui suit traite du réglage des alarmes sonores locales.

bU — Activation / désactivation des alarmes sonores locales

- ↳ Appuyez et tenez P + 1 pendant plus de 3 secondes
 - ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
 - ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « bU » apparaisse à l'écran
 - ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « bU »
 - ↳ Appuyez sur - ou + pour activer / désactiver les alarmes sonores locales [1 = activées / 0 = désactivées]
 - ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- Les alarmes sonores locales sont configurées, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant - ou + .
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran



IMPORTANT!

Afin d'assurer la sécurité des articles stockés, l'alarme de température locale doit être secourue par une alarme de température externe indépendante.

Réglages d'alarme externe

La section qui suit traite du réglage des alarmes externes de limite température haute et température basse.

EHL — Réglage de l'alarme externe de limite température haute [°C]

- ↳ Appuyez et tenez **(P) + (1)** pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur **(+)** à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur **(P)** pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur **(P)** pour sélectionner « EHL ». L'alarme externe de limite température haute est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur **(-)** ou **(+)** pour régler la valeur souhaitée pour l'alarme externe de limite température haute
- ↳ Appuyez sur **(P)** pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme externe de limite température haute est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur **(⏏)** puis naviguez en utilisant **(-)** ou **(+)**.
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur **(⏏)** à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

ELL — Réglage de l'alarme externe de limite température basse [°C]

- ↳ Appuyez et tenez **(P) + (1)** pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur **(+)** à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur **(P)** pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur **(+)** pour avancer jusqu'à « ELL »
- ↳ Appuyez sur **(P)** pour sélectionner « ELL ». L'alarme externe de limite température basse est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur **(-)** ou **(+)** pour régler la valeur souhaitée pour l'alarme externe de limite température basse
- ↳ Appuyez sur **(P)** pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme externe de limite température basse est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur **(⏏)** puis naviguez en utilisant **(-)** ou **(+)**.
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur **(⏏)** à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Réglages d'alarme externe

La section qui suit traite du réglage de la temporisation des alarmes externes de limite température haute et température basse.

EHd — Réglage de la temporisation de l'alarme externe de limite température haute [min.]

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (P) à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « EHd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « EHd ». La temporisation de l'alarme externe de limite température haute est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme externe de limite température haute
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme externe de limite température haute est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+)
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

ELd — Réglage de la temporisation de l'alarme externe de limite température basse [min.]

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « ELd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « ELd ». La temporisation de l'alarme externe de limite température basse est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme externe de limite température basse
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme externe de limite température basse est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+)
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Marche/Arrêt alarme externe de porte

La section qui suit traite du réglage et de la temporisation de l'alarme externe de porte.

Temporisation pour alarme externe de porte

dA — Activation / désactivation de l'alarme externe de porte

- ↳ Appuyez et tenez $\text{P} + \text{1}$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « dA » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « dA »
- ↳ Appuyez sur - ou + pour activer / désactiver l'alarme externe de porte [1 = activée / 0 = désactivée]
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme externe de porte est configurée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant - ou +
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

dAd — Réglage de la temporisation de l'alarme externe de porte [min.]

- ↳ Appuyez et tenez $\text{P} + \text{1}$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « dAd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « dAd ». La temporisation de l'alarme locale de porte est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur - ou + pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme locale de porte
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme externe de porte est configurée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant - ou +
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Réglages d'alarme externe

La section qui suit traite du réglage des alarmes sonores externes.

bU — Activation / désactivation des alarmes sonores externes

- ↳ Appuyez et tenez P + 1 pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « bU » apparaisse à l'écran.
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « bU ».
- ↳ Appuyez sur - ou + pour activer / désactiver les alarmes sonores externes [1 = activées / 0 = désactivées]
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- Les alarmes sonores externes sont configurées, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant - ou +
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Offset des sondes

La section qui suit traite de du réglage de l'offset des sondes -A et -E.

Les sondes de température raccordées au contrôleur MPC peuvent être compensées de façon indépendante de l'une des autres par le paramètre cAL.

Le réglage de l'offset est utilisée quand il y a des écarts entre la température de fonctionnement de l'armoire et l'affichage et/ou des mesures effectuées par monitoring indépendant.

L'armoire est munie d'une sonde (sonde — A) et d'une sonde supplémentaire (sonde — E).

La sonde — A est utilisée pour gérer le système de refroidissement des armoires et elle est fixée à une position donnée dans l'armoire, et non dans l'espace de remisage. L'emplacement de la sonde — A ne doit pas être changé.

La sonde — E est située dans l'espace de stockage de l'armoire et peut être déplacée dans l'armoire pour obtenir le point de référence souhaité pour la température. La sonde E est par défaut la sonde d'affichage et de référence pour les alarmes. La sonde — E n'affecte pas le contrôle du système de refroidissement.

La sonde — A est compensée si la température réelle dans l'armoire ne correspond pas au point de consigne même en tenant compte du différentiel. Le réglage de l'offset de la sonde — A se nomme « cA ».

La sonde — E est compensée si la température affichée à l'écran, pour autant que la sonde — E soit la sonde de référence de l'afficheur, ne correspond pas à une mesure indépendante de la température faisant référence pour le contrôle. Le réglage de l'offset de la sonde — E se nomme « cE »

Exemple pratique de réglage de l'offset :

Exemple 1 — La température dans l'armoire est plus froide que le point de consigne.

Avec un point de consigne de +4 °C, la température réelle dans l'armoire se situe entre +2 et +4 °C. La plage de température souhaitée est entre +3 et +5 °C. Cela implique que « cA », pour ce cas, devrait être -1,0 K afin que le système de refroidissement s'arrête à 1,0 K avant et démarre à 1,0 K après le réglage du point de consigne.

Exemple 2 — La température dans l'armoire est plus chaude que le point de consigne.

Avec un point de consigne de +4 °C, la température réelle dans l'armoire se situe entre +4 et +6 °C. La plage de température souhaitée est entre +3 et +5 °C. Cela implique que « cA », pour ce cas, devrait être 1,0 K afin que le système de refroidissement s'arrête à 1,0 K après et démarre à 1,0 K avant le réglage du point de consigne.

Réglage de l'offset de la sonde - A

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « cAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « cAL ». « cA » s'affiche à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « cA ».
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour compenser la sonde — A
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage

- La sonde - A est maintenant compensée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+)

- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Réglage de l'offset de la sonde - E

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « cAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « cAL ». « cA » s'affiche à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) jusqu'à ce que « cE » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « cE ».
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour compenser la sonde — E
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage

- La sonde — E est maintenant compensée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+)

- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Limites d'alarme décalée

La section qui suit traite du réglage des limites d'alarmes décalées ou fixes

Dégivrage / 24 heures

La section suivante traite du réglage de la quantité de dégivrage par 24 heures.

ALL — Réglage des limites d'alarme décalée / fixe

- ↳ Appuyez et tenez $\text{P} + \text{1}$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce qu'« ALL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « ALL ».
- ↳ Appuyez sur - ou + pour sélectionner les limites d'alarme fixe FAS ou décalée ESC
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Alarme "fixe FAS" : Les limites des alarmes sont fixes et sont indépendantes du point de consigne. Réglage par défaut.

Alarme "décalée ESC" : Les limites des alarmes varient en fonction du nouveau réglage du point de consigne.

- ↳ Appuyez et tenez $\text{P} + \text{1}$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « dEF » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « dEF ».
- ↳ Appuyez sur - ou + pour fixer le nombre de dégivrages souhaité par 24 heures (réglé en usine à 4)
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran



Attention : Il est très important de ne pas régler à 0 le nombre de dégivrages pour une période de temps prolongée, car cela réduira la capacité de refroidissement de l'armoire.

Sonde affichée

La section qui suit traite du réglage de la sonde qui doit être affichée.

dPS — Sélection de la sonde de référence pour l’affichage

- ↳ Appuyez et tenez $\textcircled{P}$ + $\textcircled{1}$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{+}$ à quelques reprises jusqu’à ce que « dPS » apparaisse à l’écran
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{P}$ pour sélectionner « dPS ».
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{-}$ ou $\textcircled{+}$ pour sélectionner la sonde - A ou - E
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{P}$ pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l’utilisateur en appuyant sur $\textcircled{⏏}$ à quelques reprises jusqu’à ce que la température de l’armoire s’affiche à l’écran

Veuillez noter que dPS ne change uniquement que la sonde de référence pour l’affichage et non la sonde de référence pour les alarmes.

De plus, veuillez noter que la sonde de référence pour le système de refroidissement est la sonde — A et que cela ne peut être changé.

Protection électronique contre le gel

La protection électronique contre le gel n'est pas disponible pour le BioCompact / BioCompact II.

FP — Activation / désactivation de la protection contre le gel

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « Act ».
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour activer / désactiver [1 = activée / 0 = désactivée]
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

FP — Point de consigne de la protection contre le gel

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « SEt » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « SEt »
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour sélectionner la température du point de consigne pour la protection contre le gel
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

FP — Test de la protection contre le gel


- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) pour avancer jusqu'à « tES »
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « tES » — le test s'effectuera alors
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

FP — Température de la sonde de protection contre le gel

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « PRe »
- ↳ Appuyez sur (P) pour afficher la température de la sonde de protection contre le gel
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Affichage numérique

L'affichage numérique décrit ci-après montre la température de l'armoire et indique si l'armoire est branchée à une alimentation.

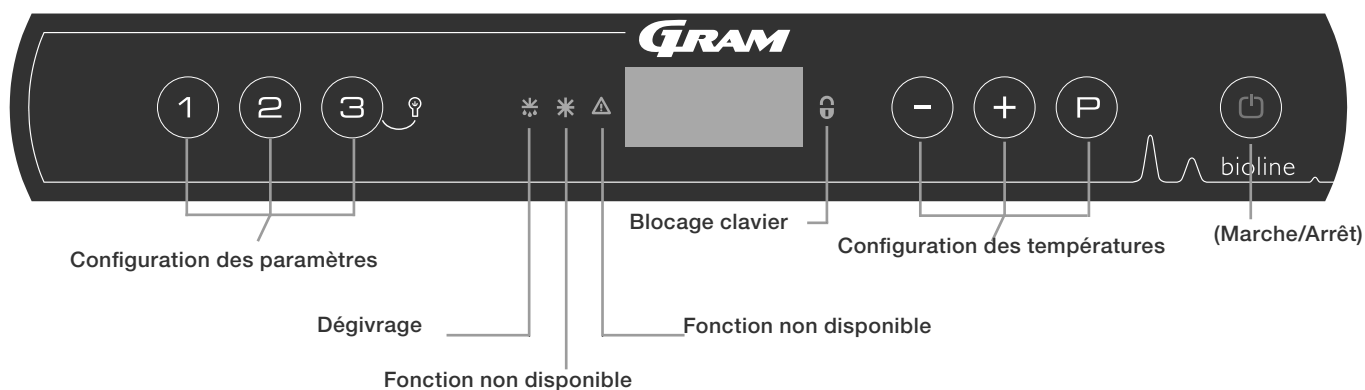

- Configuration des paramètres — Donne accès aux paramètres configurables des armoires.
- Dégivrage — Dégivrage en cours
- Blocage clavier — Clavier bloqué, pas d'accès aux fonctions ou menus
- Configuration des températures — Configuration des points de consigne de température et navigation dans les menus
- Marche/Arrêt (On / Off) — Active ou arrête l'armoire et la navigation dans les menus

Introduction globale au menu de navigation

En plus de régler la température et de démarrer/arrêter, (P), (+), (-) et (⏮) sont utilisés pour naviguez dans le menu et régler les paramètres de l'armoire.

Les boutons possèdent les fonctions suivantes dans le menu:

- (P) - Accès à une étape du menu / confirmation d'une valeur pour le réglage des paramètres.
- (+) - Défilement vers le haut dans un menu / augmentation d'une valeur dans le réglage des paramètres.
- (-) - Défilement vers le bas dans un menu / diminution d'une valeur dans le réglage des paramètres.
- (⏮) - Reculer d'une étape de menu

Marche/arrêt

Appuyez sur le bouton (⏮) pour mettre en marche l'armoire.

Appuyez sur le bouton (⏮) pendant 6 secondes pour arrêter le fonctionnement de l'armoire. La version du logiciel de l'armoire s'affichera au démarrage de l'armoire suivi de la variante du logiciel et un test de l'affichage.

L'armoire est prête quand la température s'affiche. Au démarrage, l'armoire exécute automatiquement un cycle de dégivrage et le termine après une vérification du système.

L'armoire démarrera automatiquement lorsqu'elle est initialement reliée à une source d'alimentation. Par exemple après une panne de courant ou lors du branchement de l'armoire pour la première fois.



Assurez-vous que l'alimentation principale de l'appareil est débranchée avant d'effectuer un entretien des composants électriques. Il n'est pas suffisant d'arrêter le fonctionnement de l'armoire par le bouton (⏮) car certains composants électriques demeureront sous tension. Si des fusibles ou composants similaires doivent être remplacés, l'appareil doit être déplacé vers un endroit sans risque.

Réglage des températures

Les réglages de température s'effectuent en appuyant et en maintenant le bouton (P) et en appuyant sur (-) ou (+). Confirmez les réglages en relâchant les boutons.

Parcours du menu

Le menu ci-dessous donne un aperçu des réglages de paramètres pour l'armoire.

Attention : La protection électronique contre le gel n'est pas disponible pour les armoires BioCompact / BioCompact II

Menu utilisateur

Menu accès (P) + (1) →	↓	→		
Réglages d'alarme locale	LAL	dA	On/off	Alarme de porte, code pour alarme [A1] activée. [1 = activée / 0 = désactivée]
		dAd	[Min.]	Temporisation pour alarme de porte.
		bU	On/off	Signal sonore pour codes alarmes [A1], [A2] et [A3]. [1 = activée / 0 = désactivée]
Réglages d'alarme externe	EAL	dA	On/off	Alarme de porte, code pour alarme [A1] activée. [1 = activée / 0 = désactivée]
		dAd	[Min.]	Temporisation pour alarme externe de porte
		bU	On/off	Signal sonore pour codes alarmes externes [A1], [A4] et [A5]. [1 = activée / 0 = désactivée]
Offset des sondes	CAL	CA	[° K]	Offset sonde A. Sonde de référence pour le système frigorifique
		CE	[° K]	Offset sonde E. Sonde de référence pour l'affichage et les alarmes
		CF	[° K]	Offset sonde F. Sonde de référence pour la protection antigel
Protection électronique contre le gel	FP	ACt	On/off	Activation/désactivation de la protection contre le gel
		tES	On	Test de la protection contre le gel
		SEt	[° C]	Réglage de la température d'arrêt pour la protection contre le gel
		PrE	[...]	Lecture en temps réel de la température de la sonde — F
	ALL			Activation des limites d'alarmes décalées. [FAS] = limites bloquées / [ESC] = points de consigne esclaves
	dEF			Nombre de dégivrages par 24 heures (réglé en usine à 4)
	dPS			Sonde de référence pour l'affichage (A, E ou F) (réglé en usine à E)

Autres raccourcis

Boutons :	Durée :	Fonction :
(P) + (0)	> 3 secondes	Démarrage ou arrêt d'un dégivrage
(0) + (1)	> 6 secondes	Activation / désactivation du blocage de clavier
(P)	-	Montre les valeurs des points de consigne de température
(+) + (-)	> 3 secondes	Réinitialisation de l'historique des alarmes
(P) + (1) + (0)	> 6 secondes	Réinitialisation des paramètres. Rétablit les réglages effectués en usine
(P) + (1)	> 3 secondes	Accès au menu de l'utilisateur et aux réglages des alarmes

Éclairage dans l'armoire. Seulement pour les BioCompact armoires avec une porte vitrée.

Pour allumer l'éclairage dans l'armoire appuyer sur (0) pendant 3 secondes.

Il y a 2 réglages :

- 1) Éclairage allumé seulement lorsque la porte est ouverte
- 2) Éclairage permanent

Le tableau suivant présente les différents codes d'erreur qui peuvent apparaître.

Code d'affichage	Explication
- 0 -	La porte est ouverte
A1	L'alarme de porte « dAd » de LAL et/ou EAL a été activée
F1	Erreur de la sonde ambiante à l'intérieur de l'armoire. Le système de refroidissement utilise son programme de secours pour faire fonctionner l'armoire. Une intervention du SAV est requise
F2	Erreur de la sonde de l'évaporateur. Une intervention du SAV est requise
F3	Erreur de la sonde du condenseur 1. Une intervention du SAV est requise

Annulation d'une alarme acoustique

Annulation d'une alarme de porte : [A1] clignote à l'écran. Appuyez sur  pour annuler.

Réglage des paramètres

Marche/Arrêt alarme locale de porte

La section qui suit traite du réglage de l'alarme de porte et de sa temporisation.

Temporisation pour alarme locale de porte

dA — Activation / désactivation de l'alarme locale de porte

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « dA » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « dA »
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour activer / désactiver l'alarme locale de porte [1 = activée / 0 = désactivée]
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme locale de porte est configurée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+).
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

dAd — Réglage de la temporisation de l'alarme locale de porte [min.]

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « dAd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « dAd ». La temporisation de l'alarme locale de porte est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme locale de porte
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme locale de porte est maintenant réglée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+).
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Réglages d'alarme locale

La section qui suit traite du réglage des alarmes sonores locales.

bU — Activation / désactivation des alarmes sonores locales

- ↳ Appuyez et tenez P + 1 pendant plus de 3 secondes
 - ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « LAL ». « LHL » s'affiche maintenant à l'écran
 - ↳ Appuyez sur + à quelques reprises jusqu'à ce que « bU » apparaisse à l'écran
 - ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « bU »
 - ↳ Appuyez sur - ou + pour activer / désactiver les alarmes sonores locales [1 = activées / 0 = désactivées]
 - ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- Les alarmes sonores locales sont configurées, passez à d'autres paramètres en appuyant sur ⏏ puis naviguez en utilisant - ou + .
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ⏏ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran



IMPORTANT!

Afin d'assurer la sécurité des articles stockés, l'alarme de température locale doit être secourue par une alarme de température externe indépendante.

Marche/Arrêt alarme externe de porte

La section qui suit traite du réglage et de la temporisation de l'alarme externe de porte.

Temporisation pour alarme externe de porte

dA — Activation / désactivation de l'alarme externe de porte

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « dA » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « dA »
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour activer / désactiver l'alarme externe de porte [1 = activée / 0 = désactivée]
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- L'alarme externe de porte est configurée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+)
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

dAd — Réglage de la temporisation de l'alarme externe de porte [min.]

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « dAd » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « dAd ». La temporisation de l'alarme locale de porte est maintenant affichée à l'écran
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour régler la valeur souhaitée pour la temporisation de l'alarme locale de porte
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- La temporisation de l'alarme externe de porte est configurée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+)
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Réglages d'alarme externe

La section qui suit traite du réglage des alarmes sonores externes.

bU — Activation / désactivation des alarmes sonores externes

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « EAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « EAL ». « EHL » s'affiche maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « bU » apparaisse à l'écran.
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « bU ».
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour activer / désactiver les alarmes sonores externes [1 = activées / 0 = désactivées]
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- Les alarmes sonores externes sont configurées, passez à d'autres paramètres en appuyant sur (⏏) puis naviguez en utilisant (-) ou (+)
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Offset des sondes

La section qui suit traite de du réglage de l'offset des sondes -E.

Les sondes de température raccordées au contrôleur MPC peuvent être compensées de de façon indépendante de l'une des autres par le paramètre cAL.

Le réglage de l'offset est utilisée quand il y a des écarts entre la température de fonctionnement de l'armoire et l'affichage et/ou des mesures effectuées par monitoring indépendant.

L'armoire est munie d'une sonde (sonde — A).

La sonde — A est utilisée pour gérer le système de refroidissement des armoires et elle est fixée à une position donnée dans l'armoire, et non dans l'espace de remisage. L'emplacement de la sonde — A ne doit pas être changé.

La sonde — A est compensée si la température réelle dans l'armoire ne correspond pas au point de consigne même en tenant compte du différentiel. L'étalonnage de la sonde — A se nomme « cA ».

Réglage de l'offset de la sonde - A

- ↳ Appuyez et tenez $\textcircled{P} + \textcircled{1}$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{+}$ à quelques reprises jusqu'à ce que « cAL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{P}$ pour sélectionner « cAL ». « cA » s'affiche à l'écran
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{P}$ pour sélectionner « cA ».
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{-}$ ou $\textcircled{+}$ pour compenser la sonde — A
- ↳ Appuyez sur $\textcircled{P}$ pour confirmer la valeur du réglage
- La sonde - A est maintenant compensée, passez à d'autres paramètres en appuyant sur $\textcircled{\text{P}}$ puis naviguez en utilisant $\textcircled{-}$ ou $\textcircled{+}$
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur $\textcircled{\text{P}}$ à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Exemple pratique de réglage de l'offset :

Exemple 1 — La température dans l'armoire est plus froide que le point de consigne.

Avec un point de consigne de +4 °C, la température réelle dans l'armoire se situe entre +2 et +4 °C. La plage de température souhaitée est entre +3 et +5 °C. Cela implique que « cA », pour ce cas, devrait être -1,0 K afin que le système de refroidissement s'arrête à 1,0 K avant et démarre à 1,0 K après le réglage du point de consigne.

Exemple 2 — La température dans l'armoire est plus chaude que le point de consigne.

Avec un point de consigne de +4 °C, la température réelle dans l'armoire se situe entre +4 et +6 °C. La plage de température souhaitée est entre +3 et +5 °C. Cela implique que « cA », pour ce cas, devrait être 1,0 K afin que le système de refroidissement s'arrête à 1,0 K après et démarre à 1,0 K avant le réglage du point de consigne.

Limites d'alarme décalée

Dégivrage / 24 heures

La section suivante traite du réglage de la quantité de dégivrage par 24 heures.

ALL — Réglage des limites d'alarme décalée / fixe

- ↳ Appuyez et tenez $\text{P} + 1$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur $+$ à quelques reprises jusqu'à ce qu'« ALL » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « ALL ».
- ↳ Appuyez sur $-$ ou $+$ pour sélectionner les limites d'alarme fixe FAS ou décalée ESC
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ESC à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

Alarme "fixe FAS" : Les limites des alarmes sont fixes et sont indépendantes du point de consigne. Réglage par défaut.

Alarme "décalée ESC" : Les limites des alarmes varient en fonction du nouveau réglage du point de consigne.

- ↳ Appuyez et tenez $\text{P} + 1$ pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur $+$ à quelques reprises jusqu'à ce que « dEF » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur P pour sélectionner « dEF ».
- ↳ Appuyez sur $-$ ou $+$ pour fixer le nombre de dégivrages souhaité par 24 heures (réglé en usine à 4)
- ↳ Appuyez sur P pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur ESC à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran



Attention : Il est très important de ne pas régler à 0 le nombre de dégivrages pour une période de temps prolongée, car cela réduira la capacité de refroidissement de l'armoire.

Protection électronique contre le gel

La protection électronique contre le gel n'est pas disponible pour le BioCompact / BioCompact II.

FP — Activation / désactivation de la protection contre le gel

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « Act ».
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour activer / désactiver [1 = activée / 0 = désactivée]
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

FP — Point de consigne de la protection contre le gel

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « SET » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « SET »
- ↳ Appuyez sur (-) ou (+) pour sélectionner la température du point de consigne pour la protection contre le gel
- ↳ Appuyez sur (P) pour confirmer la valeur du réglage
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

FP — Test de la protection contre le gel

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (+) pour avancer jusqu'à « tES »
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « tES » — le test s'effectuera alors
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

FP — Température de la sonde de protection contre le gel

- ↳ Appuyez et tenez (P) + (1) pendant plus de 3 secondes
- ↳ Appuyez sur (+) à quelques reprises jusqu'à ce que « FP » apparaisse à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « FP ». « Act » apparaît maintenant à l'écran
- ↳ Appuyez sur (P) pour sélectionner « PRe »
- ↳ Appuyez sur (P) pour afficher la température de la sonde de protection contre le gel
- ↳ Quittez le menu de l'utilisateur en appuyant sur (⏏) à quelques reprises jusqu'à ce que la température de l'armoire s'affiche à l'écran

La section qui suit montre comment les articles devraient être placés dans l'armoire.

Maintenez libres les zones identifiées dans l'armoire (montrées sur cette page) de tout article pour assurer une circulation d'air adéquate et par conséquent un refroidissement adéquat.


Ne mettez pas d'articles sous le support d'étagère le plus bas.

Tous les produits stockés qui ne sont pas enveloppés ou emballés doivent être recouverts afin d'éviter la corrosion des pièces internes de l'armoire.


Des articles placés sur le plancher de l'armoire nuiront à la circulation d'air ce qui réduira la performance.



Les articles doivent être distribués uniformément dans l'armoire avec une épaisseur de couche minimum et une surface maximum. Il faut également que l'air puisse circuler librement entre les articles.

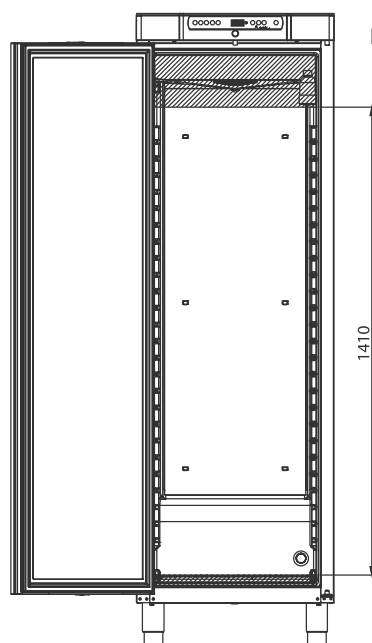

BioCompact / BioCompact II 410

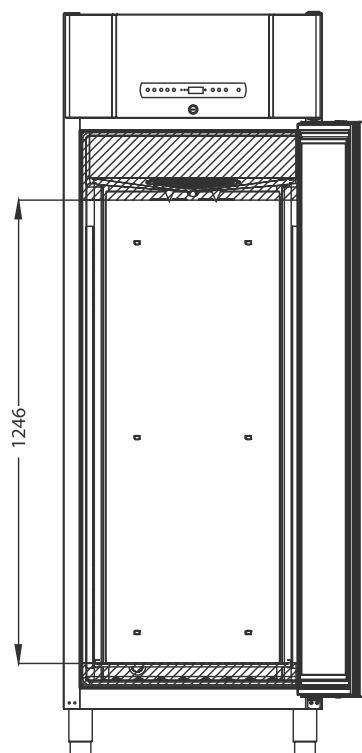

BioCompact II 610

Entretien régulier

Nettoyage

Un nettoyage inadéquat peut entraîner un fonctionnement tout à fait inapproprié de l'armoire.

Il faut toujours débrancher l'armoire avant de la nettoyer.

L'armoire doit être nettoyée à l'intérieur avec une solution de savon doux (max. 85 °C) à des intervalles appropriés et elle doit être minutieusement vérifiée avant de la remettre en fonction.

Le compartiment du compresseur et particulièrement le condenseur doivent maintenus sans poussière et saletés. Il est préférable d'utiliser un aspirateur et une brosse pour les nettoyer.


Le plateau de réévaporation doit être vidé et nettoyé au moins une fois par année.

N'arrosez pas le compartiment du compresseur et l'évaporateur avec de l'eau, car cela peut provoquer des courts-circuits du système électrique.


Il ne faut pas utiliser des produits de nettoyage contenant du chlore, des composés de chlore ou d'autres agents corrosifs pour éviter la corrosion des panneaux d'acier inoxydable de l'armoire et du système de l'évaporateur.

L'emplacement des condenseurs pour les armoires à montage par le bas et par le haut est illustré plus bas.

BioCompact II 610

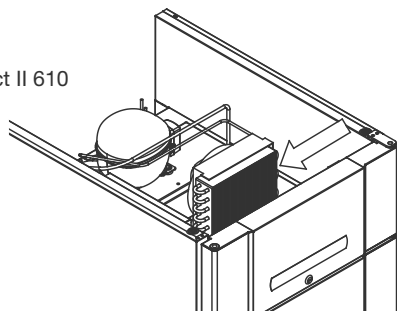

BioCompact 210

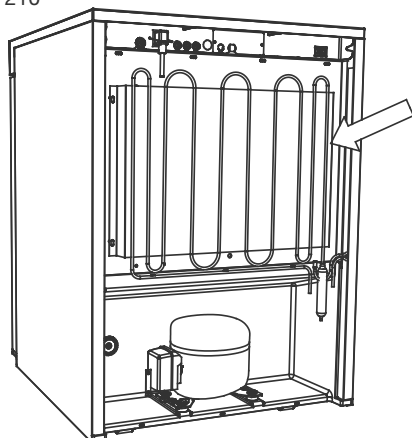

Joint de porte

La section qui suit traite de l'importance d'un joint de porte qui fonctionne adéquatement.


Les joints de porte sont des composants importants d'une armoire. Des joints de porte qui ne sont pas adéquats réduisent l'étanchéité de l'armoire avec la porte. Des joints défectueux peuvent entraîner un accroissement de l'humidité, un évaporateur glacé (et donc réduction de la capacité de refroidissement), et, dans certains cas, une réduction de la vie utile de l'armoire.

Il est donc très important de bien connaître l'état des joints de porte. Une inspection régulière est recommandée.

Le joint de porte doit être nettoyé régulièrement avec une solution de savon doux.

Si un joint de porte doit être remplacé, veuillez communiquer avec votre distributeur Gram BioLine local.

L'illustration qui suit montre l'emplacement du joint du BioCompact 410

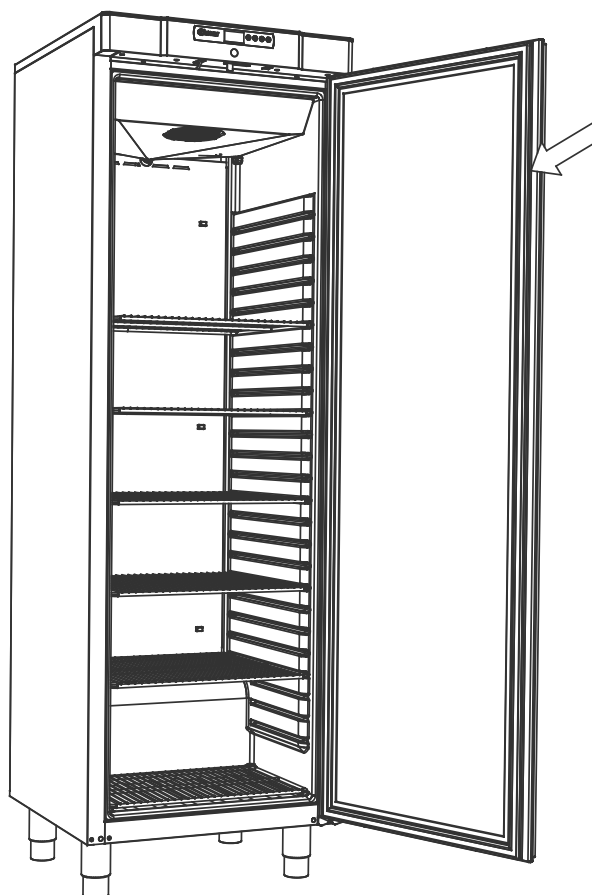

Responsabilité

Lisez attentivement ce qui suit pour de l'information à propos de la sécurité technique et la responsabilité concernant les produits de Gram Commercial A/S.

Si l'armoire est utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle est conçue ou si l'utilisation de l'armoire n'est pas réalisée conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur, l'utilisateur assume l'entière responsabilité de toutes les conséquences qui en résultent.



Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces originales de Gram Commercial A/S. Gram Commercial A/S garantit les exigences fonctionnelles et de sécurité pour les armoires uniquement si les prescriptions énoncées ci-dessus sont respectées.



Les composants de refroidissement des armoires doivent être vérifiés au moins une fois par année par un technicien de Gram Commercial A/S ou un professionnel similaire.

Maintenance

Le système de refroidissement et le compresseur hermétiquement scellé ne requièrent aucun entretien. Il faut cependant nettoyer régulièrement le condenseur.

Si le refroidissement est défaillant, vérifiez d'abord si l'armoire a involontairement été mise hors circuit ou si un fusible a sauté.

Si la cause de la défaillance ne peut être trouvée, communiquez avec votre fournisseur en référant au TYPE, No de PIÈCE et No de SÉRIE de l'armoire. Cette information se retrouve sur la plaque signalétique.

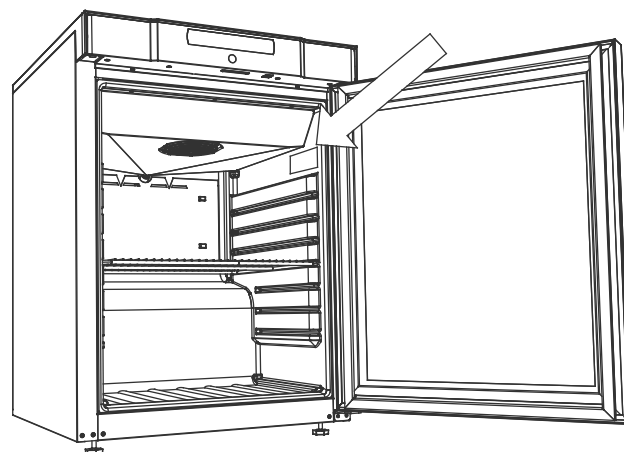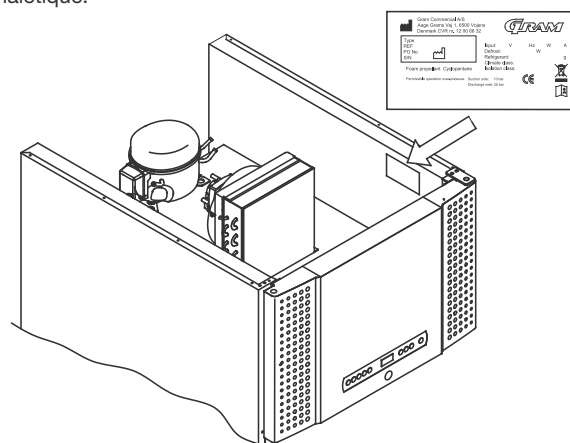

L'alimentation principale de l'armoire doit être débranchée si une révision des composants électriques de l'armoire doit être exécutée.

Il n'est pas suffisant d'arrêter l'armoire par l'écran, car il est possible que du courant demeure dans certains composants de l'armoire.

Eau de dégivrage

L'armoire produit de l'eau de dégivrage qui est acheminée dans un plateau de réévaporation situé à l'arrière de l'armoire.

BioCompact II 610

L'eau de dégivrage est acheminée par un tube dans l'isolation jusqu'au plateau de réévaporation à l'arrière de l'armoire.


BioCompact / BioCompact II 210, 310, 210/210, 410:

L'eau de dégivrage est acheminée par un tube dans l'isolation jusqu'au plateau de réévaporation dans le compartiment du compresseur dans l'armoire.

Nous recommandons de nettoyer le plateau de réévaporation au moins une fois par année. Cette opération ne doit s'effectuer que lorsque l'armoire est arrêtée.

Lors du nettoyage, soyez prudent de ne pas endommager le tube de l'eau de dégivrage et l'élément chauffant (situé dans le plateau).

Les plateaux de réévaporation pour d'un BioCompact 410 et un BioCompact II 610 montrés ci-dessous

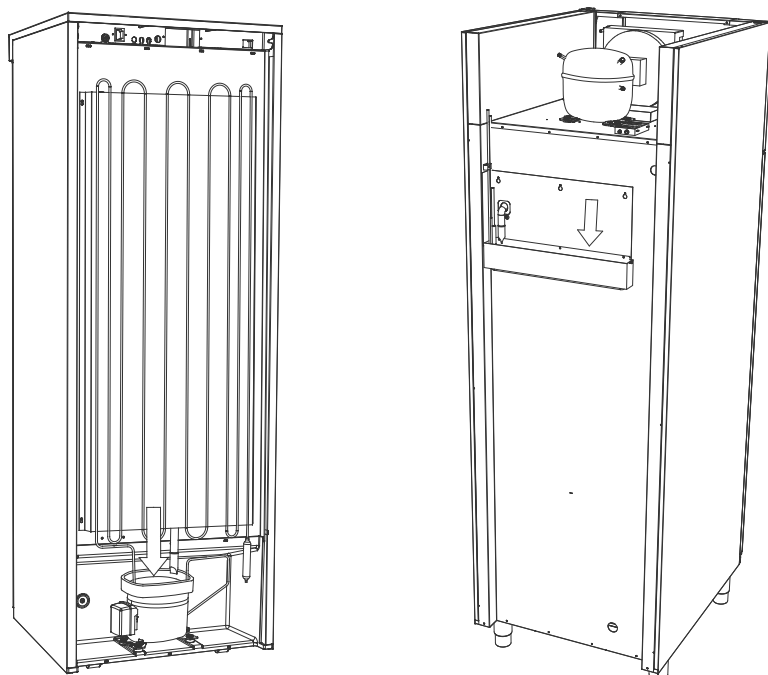


Passage de sondes

Toutes les armoires BioLine sont munies d'une ouverture d'accès à l'arrière qui peut être utilisée pour l'installation facile de sondes externes et autres.

L'illustration qui suit montre une ouverture d'accès sur une armoire BioCompact II 610.

Toutes les ouvertures d'accès sont de fabrication identique avec un bouchon de polystyrène conique (ajusté par l'arrière de l'armoire) et un capuchon de plastique (ajusté par l'intérieur de l'armoire).

Veuillez noter qu'il est très important de remettre en place le bouchon de polystyrène et le capuchon de plastique après le montage des capteurs et des sondes, etc. Ne pas remettre ces derniers en place peut entraîner une diminution de la performance ou une défaillance de l'armoire.

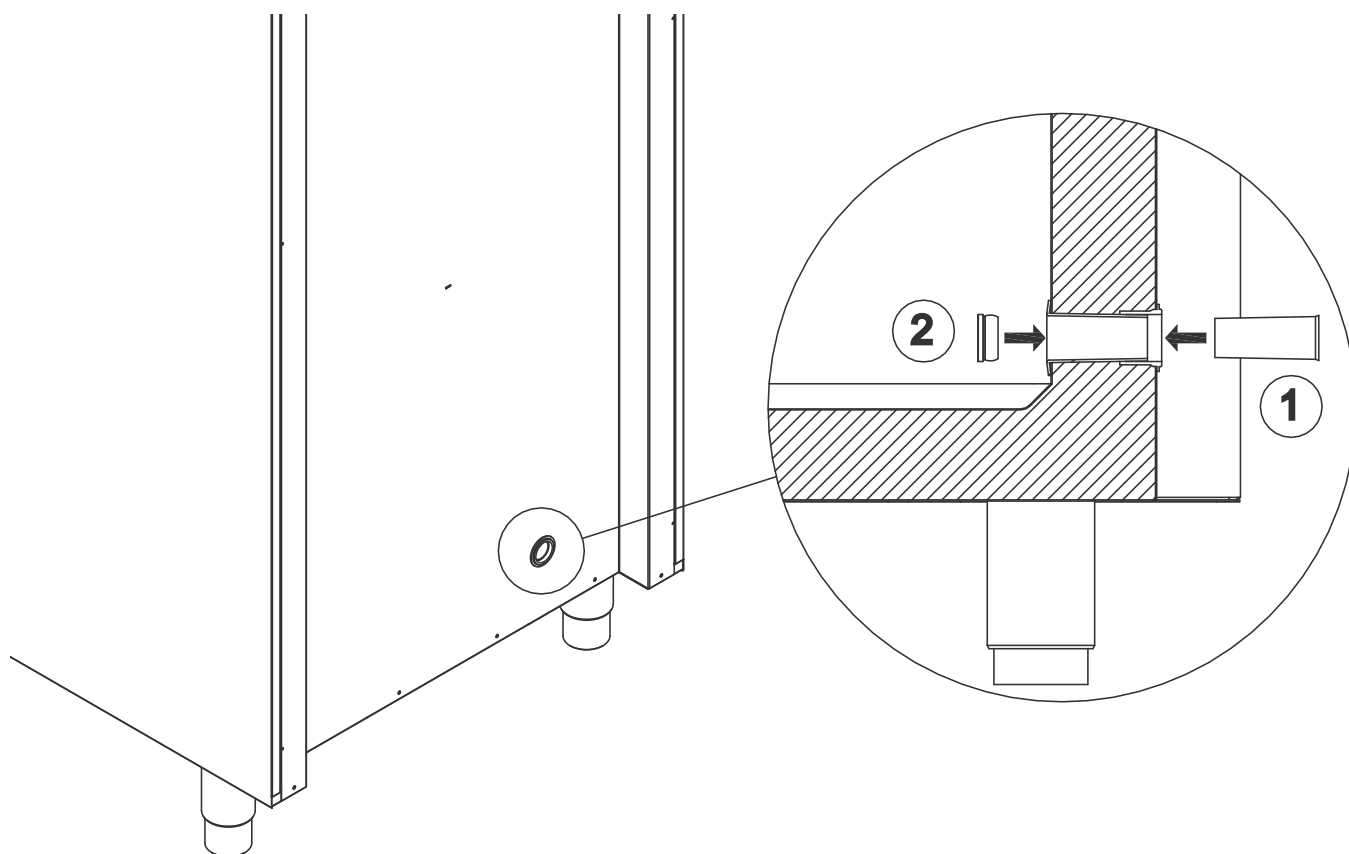

Important



IMPORTANT!

1. Il peut y avoir des arêtes coupantes sur le boîtier de l'armoire, dans le local du compresseur et sur les meubles. Soyez très prudent lors de la manutention de l'armoire. Ne pas appliquer ces précautions peut entraîner des blessures.
2. Il y a danger de coincement de parties du corps dans l'ouverture du châssis entre la porte et l'armoire. Soyez très prudent lors de l'ouverture et la fermeture de la porte de l'armoire. Ne pas appliquer ces précautions peut entraîner des blessures.
3. Il y a danger de coincement de parties du corps dans la colonne de tiroirs entre les tiroirs et l'intérieur de l'armoire. Soyez très prudents lors de l'utilisation des tiroirs. Ne pas appliquer ces précautions peut entraîner des blessures.
4. Des roulettes non bloquées peuvent entraîner des mouvements imprévus de l'armoire. Bloquez les roulettes après l'installation. Ne pas appliquer ces précautions peut entraîner des blessures.
5. Le plateau de réévaporation, l'élément chauffant du plateau de réévaporation, les conduits sous pression et les compresseurs génèrent beaucoup de chaleur pendant l'exploitation. Assurez-vous que ces composants aient suffisamment refroidi avant d'y toucher. Ne pas appliquer ces précautions peut entraîner des blessures.
6. L'évaporateur produit énormément de froid pendant l'exploitation. Assurez-vous que l'évaporateur ait suffisamment réchauffé avant d'y toucher. Ne pas appliquer ces précautions peut entraîner des blessures.
7. Le ventilateur peut entraîner des blessures pendant son opération. Évitez de toucher aux ventilateurs alors que l'armoire est branchée à l'alimentation principale. Ne pas appliquer ces précautions peut entraîner des blessures.

Mise au rebut


Chaque importateur est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur sur le territoire concerné.

Vu la directive n° 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée en dernier lieu par la décision N° 96/350/CE de la Commission;

Vu la directive n° 91/689/CE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux, modifiée en dernier lieu par la directive n° 94/31/CE ;




Communiquez avec votre distributeur BioLine local quand une armoire doit être rebutée. Pour plus d'information, visitez notre site web : www.Gram-Bioline.com

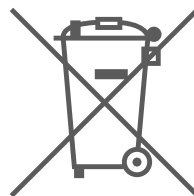

Vu la directive n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques transcrite en droit national avec le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relative à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.

Documentation BPF (GMP)

QI, QO & QP

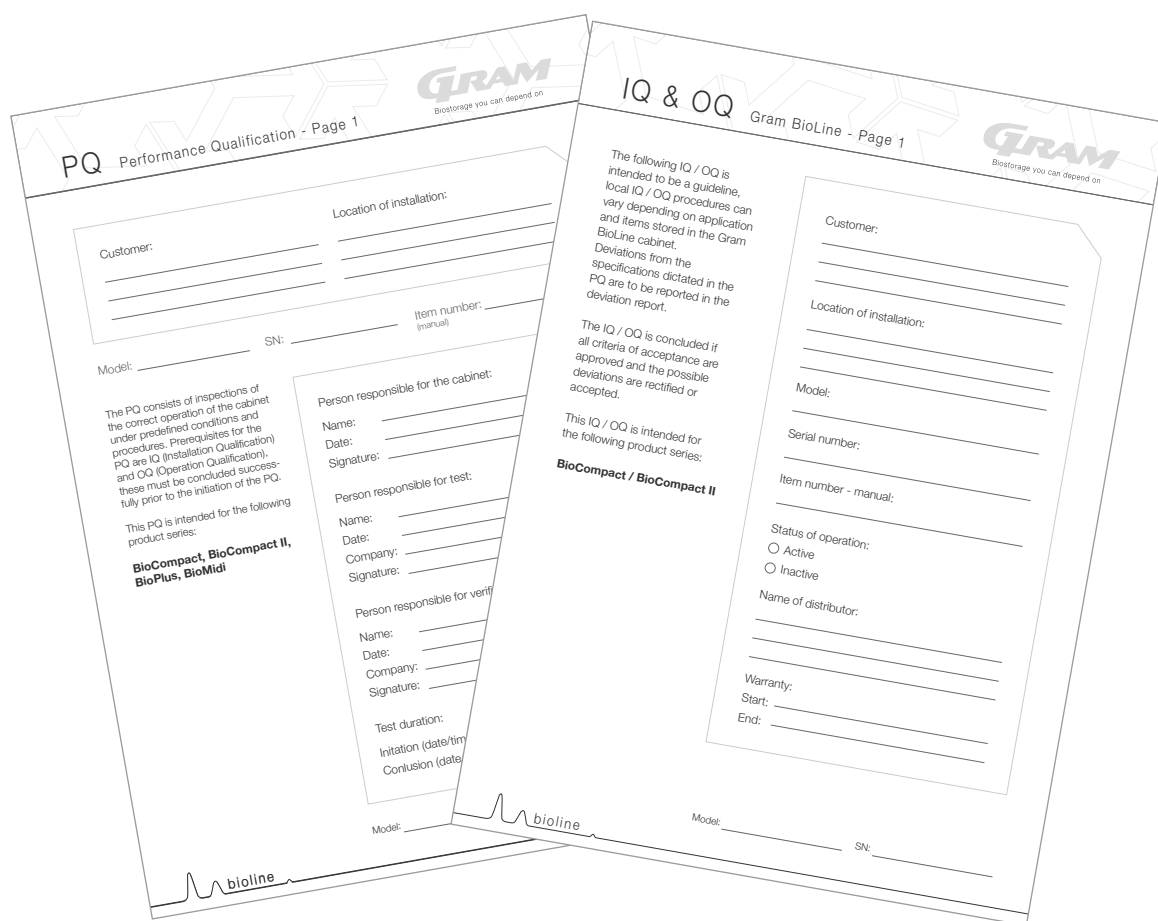

La documentation QI, QO et QP est facilement disponible pour toutes les armoires BioCompact / BioCompact II.

Pour la documentation de la qualification de l'installation, qualification opérationnelle et la qualification des performances s'il vous plaît allez sur notre site Web.

www.gram-bioline.com

Déclaration de conformité CE



Déclaration de conformité Française CE

Nous, **Gram Commercial A/S**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants :

Nom : **GRAM BioCompact & BioCompact II**
 Modèle: 210, 310, 410, 610 & 210/210
 Fluide frigorigène: R600a, R290, R404A & R134a

Qui sont concernés par cette déclaration, répondent à toutes les exigences essentielles applicables et autres provisions des directives du Parlement Européen et du Conseil.

Directives du Parlement Européen et du Conseil:

- Directive ATEX 2014/34/UE
- Directive équipements sous pression 2014/68/UE
- Directive pour les machines 2006/42/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive CEM 2014/30/UE

La conformité du produit a été démontrée sur la base de:

Standards harmonisés:	Texte:
DS/EN 60601-1-1: 2005	Appareils électromédicaux - Partie 1-1: Règles générales de sécurité - Norme collatérale: Règles de sécurité pour systèmes électromédicaux.
DS/EN 60601-1-2: 2015	Appareils électromédicaux - Partie 1-2: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale: Perturbations électromagnétiques - Exigences et essais.
DS/ EN 61010-1: 2010	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 1: Exigences générales.
DS/EN 60079-0: 2012	Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences générales.
DS/EN 60079-11: 2012	Atmosphères explosives - Partie 11: Protection de l'équipement par sécurité intrinsèque "i".
DS/EN 60079-15: 2010	Atmosphères explosives - Partie 15: Protection du matériel par mode de protection "n".
DS/EN 60079-25: 2010	Atmosphères explosives - Partie 25: Systèmes électriques de sécurité intrinsèque.
DS/EN 60704-1: 2010	Appareils électrodomestiques et analogues - Code d'essai pour la détermination du bruit aérien - Partie 1: Règles générales.
DS/EN ISO 3744: 2010	Acoustique - Détermination des niveaux de puissance d'énergie acoustique émis par les sources de bruit à partir de la pression acoustique - Méthodes d'expertise pour des conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant.
DS/EN ISO 9001: 2008	Systèmes de management de la qualité - Exigences.

Gram Commercial A/S
 Aage Grams Vej 1
 DK-6500 Vejens
 Telephone: + 45 73 20 13 00

Vejens, 03.10.2016



John B. S. Petersen
 Directeur de l'approbation



Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark
Tel: +45 73 20 13 00 · Fax: +45 73 20 12 01
e-mail: info@gram-bioline.com
www.gram-bioline.com

GRAM
Biostorage you can depend on