

BioCompact II


BRUKSANVISNING

MODELLER: 210, 310, 410, 610

Original bruksanvisning

Revisjonsnr.: 20250303
Språk: Norsk

Hurtigveiledning – BioCompact II

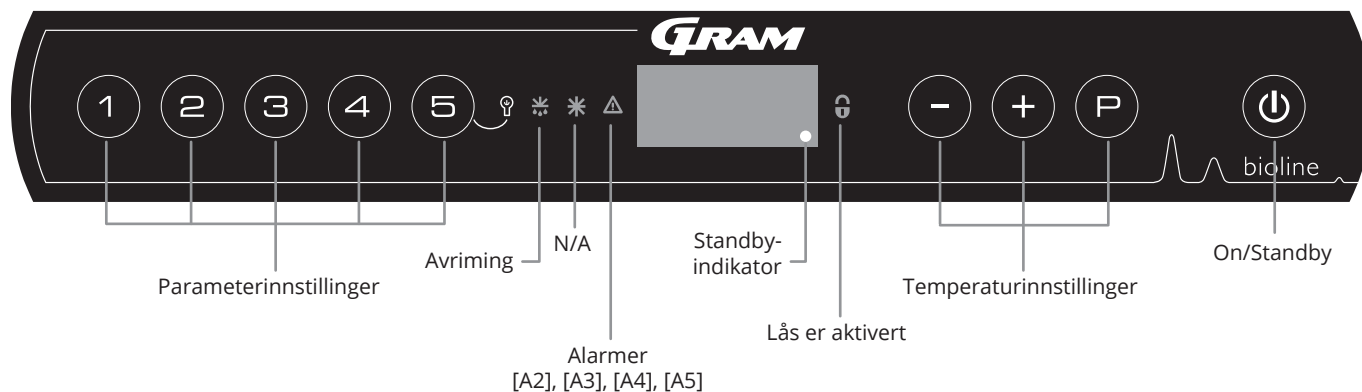

On/Standby

Trykk på knappen for å slå på skapet. Trykk på -tasten i 6 sekunder for å gå til standby. Kjøle-/fryseskapets programvare-versjon vil vises når kjøle-/fryseskapet slås på, etterfulgt av programvarevarianten. Kjøle-/fryseskapet er klart til bruk når temperaturen vises. Kjøle-/fryseskapet vil automatisk starte en avrimingssyklus når det slås på, og avslutte den etter en systemsjekk.

Temperaturinnstilling

Temperaturen stilles inn ved å holde inne -knappen og trykke på enten -knappen eller -knappen. Bekreft innstillingene ved å slippe knappene.

Brukermeny og alarminnstillinger

Menytilgang + →	↵	→		Displaykode og melding
Lokale alarminnstillinger	LAL	LhL	[° C]	Øvre temperaturgrense Kode for aktivert alarm [A2]
		LLL	[° C]	Nedre temperaturgrense Kode for aktivert alarm [A3]
		Lhd	[min.]	Forsinkelse av øvre temperaturgrense
		LLd	[min.]	Forsinkelse av nedre temperaturgrense
		dA	Av/på	Døralarm Kode for aktivert alarm [A1] [1=på/0=av]
		dAd	[min.]	Forsinkelse av døralarm
		BU	Av/på	Akustisk signal for alarmkoder [A1], [A2] og [A3]. [1=på/0=av]
Sensor offset	cAL	cA	[K]	Offset-innstilling for A-sensor Referansesensor for kjølesystem
		cE	[K]	Offset-innstilling for E-sensor Referansesensor for display og alarmer
		cF	[K]	Offset-innstilling for F-sensor Referansesensor for frostsikring
Frostsikring	FP	Act	Av/på	Aktivering/deaktivering av frostsikring
		tES	På	Test av frostsikring
		SEt	[° C]	Innstilling av temperatursikring for frostsikring
		PrE	[...]	Avlesning av F-sensorens temperatur i sanntid
	ALL			Aktivering av tilhørende alarmgrenser. [FAS]=låsegrenser/[ESC]=følger settpunkt
	dEF			Antall avriminger per 24 timer (4 er fabrikkinnstilling)
	dPS			Referansesensor for display (A, E eller F)

Innvendig lys i skapet (gjelder kun BioCompact II skap med glassdører)

Innstillingene for innvendig lys kan endres ved å trykke på og holde inne -knappen i 3 sekunder.

Det finnes to innstillinger:

- 1) Lyset slås på når døren åpnes (av når den lukkes)
- 2) Lyset er alltid på

Eksempel: Innstilling av øvre alarmgrense, LhL

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ til displayet viser LAL
- ↳ Trykk på P for å velge LAL, LhL vises nå i displayet.
- ↳ Trykk på P for å velge LhL, 25 vises nå i displayet
- ↳ Trykk på \ominus eller \oplus for å stille inn ønsket verdi for øvre temperaturgrense
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- ↳ Trykk på P for å returnere til LhL
- ↳ Trykk på \oplus for å gå til neste nivå, LLL
- ↳ Lhd, LLD, dA, dAd og BU befinner seg på samme nivå
- ↳ Trykk på P tre ganger for å forlate brukermenyen

Alarmer

Alarmkoder	[A1]	Døralarm
	[A2]	Øvre alarmgrense (LhL) er eller har blitt aktivert
	[A3]	Nedre alarmgrense (LLL) er eller har blitt aktivert

Kvittering av akustisk alarm – Eksempel [A1]:

Bekreft en døralarm: [A1] blinker på displayet. Trykk på P for å avbryte.

Bekreft en temperaturalarm: Temperaturalarmkoder [A2] og/eller [A3] blinker i displayet. Trykk på P for å avbryte.

Displayet vil fortsette å blinke hvis temperaturen er utenfor temperaturgrensene, og vil fortsette til temperaturen er gjenopprettet.

Låsealarmer: [A2], [A3], [A4], [A5]

På grund av de potensiella konsekvenserna av larm kommer den röda varningstriangelampen att tändas samtidigt som motsvarande larmkod blinkar i displayen. Larmläget förblir på tills det bekräftas genom att trycka på P .

Avlesning av maks-/minimumstemperatur

Les av den høyest registrerte temperaturen i kjøle-/fryseskapet ved å holde inne \oplus . Les av den lavest registrerte temperaturen i kjøle-/fryseskapet ved å holde inne \ominus .

Avlesning av alarmhistorikk – Eksempel [A2]

[A2] blinker i displayet – Dette betyr at temperaturen har overskredet innstilt verdi for den øvre temperaturgrensen, LhL. Trykk på P for å bekrefte [A2]. Displayet fortsetter å blinke for å vise at det finnes informasjon i alarmhistorikken. Trykk på \oplus , Htt (High temperature time) som vist ovenfor. Trykk på P for å se hvor lenge temperaturen var over innstilt alarmgrense. Trykk på P for å returnere til Htt. Trykk på \oplus for å gå til Ht (Highest temperature). Trykk på P for å lese av høyest registrert temperatur under Htt. Trykk på P for å returnere til Ht og trykk på P på nytt for å forlate alarmhistorikken. Prosedyren for å lese av en [A3] alarm er identisk, bortsett fra å angi alarmhistorikken med \ominus -knappen. Parametrene er Ltt og Lt ved avlesning av temperaturer under innstilt verdi. Et blinkende display uten alarmkoder angir at alarmkodene er kvittert, men at alarmsystemet inneholder informasjon.

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk gjøres ved å holde nede \ominus og \oplus i mer enn 3 sekunder. Et akustisk signal vil høres når tilbakestillingen er komplett.

Avlesning av sensor og feilkoder

Menytilgang $\text{P} + \text{5} \rightarrow$	\downarrow	$\text{P} \rightarrow$ [° C]	Displaykode og melding	
Sensor for kjølesystem	P-A	Verdi på sensor for kjølesystem	F1	Feil på sensor for kjølesystem
Sensor for fordampere	P-b	Verdi for fordampersensor	F2	Feil på fordampersensor
Sensor for kondensator	P-C	Verdi for kondensatorsensor	F3	Feil på kondensatorsensor
Sensor for display og alarmer	P-E	Verdi for display- og alarmsensor	F5	Feil på display- og alarmsensor
Sensor for frostsikring	P-F	Verdi for frostsikringsensor	F6	Feil på sensor for frostsikring
En tilstoppet kondensator kan føre til at den overopphetes – Rengjør kondensatoren			F7	Overopphetet kondensator
Åpen dørindikator Alarm [A1] vil aktiveres hvis døren er åpen lenger enn alarmgrensene.			- 0 -	Åpen dør

Innholdsfortegnelse

Hurtigveiledning – BioCompact II	2	Viktig	62
Innholdsfortegnelse	4	Avfallshåndtering	63
Sikkerhet	5	Datablad	64
Før du fortsetter	5	BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210	64
Kabinettkomponenter	6	BioCompact II RR210 H	65
BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210	6	BioCompact II RR310 H	66
BioCompact II 610	8	BioCompact II RR410 H	67
Installasjon	10	BioCompact II RF210 H	68
Første trinn i oppsett	10	BioCompact II RF310 H	68
Dør vending	13	BioCompact II RF410 H	69
Anti-tilt-brakett	16	BioCompact II RR210/RR210 H	70
Veggmontering	17	BioCompact II RR210/RF210 H	71
Omgivelser	18	BioCompact II RF210/RF210 H	72
Spenningsfri kontakt	20	BioCompact II RR310/RF210 H	73
Strømtilkobling	22	BioCompact II RR210 G	74
Potensialutjevning	25	BioCompact II RR310 G	75
Inventarmontasje	26	BioCompact II RR410 G	76
Introduksjon	26	BioCompact II RF210 G	77
ABS skuffer	27	BioCompact II RF310 G	77
Aluminiumsskuffer	29	BioCompact II RF410 G	78
Trådkurv	31	BioCompact II RR210/RR210 G	79
Trådkurv 300 mm	32	BioCompact II RR210/RF210 G	80
Trådhyller	33	BioCompact II RF210/RF210 G	81
Trådhyller 300 mm	34	BioCompact II RR310/RF210 G	82
Rustfrie, perforerte hyller	35	BioCompact II 610	83
Oppstart	36	BioCompact II RR610 H	84
Digitalt display	36	BioCompact II RF610 G	85
Gjennomgang av meny	37	BioCompact II RR610 G	86
Feilkoder	38	BioCompact II RF610 G	87
Lokale alarminnstillinger	39	Samsvarserklæring	88
Lokal øvre alarmgrense	39	BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210	88
Lokal nedre alarmgrense	39	BioCompact II 610	89
Forsinkelse av lokal øvre alarm	40	BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210 –	
Forsinkelse av lokal nedre alarm	40	Tilbehør code 69	90
Aktivere/deaktivere lokal døralarm	41	BioCompact II 610 – Tilbehør code 69	91
Forsinkelse av lokal døralarm	41	Koblingsskjema	92
Lokale akustiske innstillinger	42	BioCompact II RR210, 310, 410	92
Eksterne alarminnstillinger	43	BioCompact II 210, 310, 410 – med LTP	93
Ekstern høy alarm	43	BioCompact II RR610 – Med solid dør	94
Ekstern lav alarm	43	BioCompact II RF610	95
Forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense	44	BioCompact II RR610 – Med glassdør	96
Forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense	44	BioCompact II RR610 – Med solid dør, med LTP	97
Aktivering/deaktivering av ekstern døralarm	45	BioCompact II RR610 – Med glassdør, med LTP	98
Forsinkelse av ekstern døralarm	45	Rørskjema	99
Eksterne akustiske innstillinger	46	BioCompact II	99
Parameterinnstillinger	47	Generelle vedlikeholdsanvisninger	100
Sensor offset	47	Vedlikeholdsplanlegging	101
Tilhørende/innstilte alarmgrenser	49	Generell rengjøringsinformasjon	103
Avriming/24 timer	50	Rengjøringsplan	104
Displaysensor	51	OSS	108
Elektrisk frostsikring	52	IQ & OQ	110
Vanlig bruk	53	Installation Qualification	110
Lasthøyde	53	Operation Qualification	110
Dørlås	55	PQ	118
Regelmessig vedlikehold	56	Performance Qualification	118
Rengjøring	56	Indeks	130
Dørpakning	57		
Generell informasjon	58		
Service	58		
Type/nummerskilt	59		
Smeltevann	60		
Gjennomføring	61		

Copyright © 2006- Gram BioLine, et datterselskap av Gram Scientific ApS, Danmark. Med enerett.

Innholdet i denne publikasjonen tilhører Gram BioLine med mindre annet er nevnt og er beskyttet av dansk og internasjonal opphavsrett og bestemmelser. Informasjon og bilder kan ikke brukes, kopieres eller overføres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Gram BioLine.



Produsert av
Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark
Tlf.: +45 73 20 13 00
e-post: info@gram-bioline.com · www.gram-bioline.com

Før du fortsetter

Les bruksanvisningene nøye før du bruker skapet for første gang.
Hvis du trenger produktstøtte, kan du kontakte oss på: support@gram-bioline.com

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende produktserier:

BioCompact II

Vi anbefaler at du leser bruksanvisningen nøye før du bruker skapet for første gang.

Gram BioLine garanterer ikke sikker drift hvis skapet brukes til noe annet enn beregnet bruk. Bruksanvisningen kan endres uten forutgående varsel. Denne bruksanvisningen kan ikke reproduseres, hverken helt eller delvis, uten skriftlig samtykke fra Gram BioLine. Garantien på skapet fra Gram BioLine er gjenstand for visse garantivilkår. Gram BioLine fraskriver seg alt ansvar for tap eller skade på innhold. Denne bruksanvisningen skal anses som en viktig del av skapet, og skal oppbevares lett tilgjengelig i nærheten av skapet. Hvis du mister bruksanvisningen, kan du kontakte din lokale forhandler eller Gram BioLine for å få en ny. Se gjeldende versjoner av bruksanvisningen på www.gram-bioline.com.

Beregnet bruk

BioCompact II kjøleskap (RR) og fryseskap (RF) er utviklet og produsert for trygg og korrekt oppbevaring av produkter.

Skapene er konstruert for følgende driftsområder:

RR +2/+20 °C

RF -25/-5 °C

ved den maksimale omgivelsestemperatur som er spesifisert i denne bruksanvisningen, og en maksimal relativ fuktighet på 70 %.

Brukeren må forsikre seg om at skapet brukes i samsvar med tiltenkt bruk.

Unormal bruk eller bruk som strider mot tiltenkt bruk eller retningslinjene som er angitt i produktdokumentasjonen, kan føre til: fare for pasientsikkerhet, skade på lagrede gjenstander, skade på kabinettet, fare for bruker.

Gram BioLine-utstyr er designet for å brukes i et system med overvåkede, ekstra uavhengige alarmer for å sikre rettidig reaksjon på alarmer og dermed maksimal varesikkerhet.

Ved lagring av verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter anbefales det å bruke et autonomt alarmsystem med kontinuerlig overvåking. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.

Symboler som brukes i bruksanvisningen



Fare



Brannfare/brennbare materialer



Fare for elektrisk støt



Eksplisjonsfare/eksplisive materialer



Fare for materielle skader



Informasjon



Fare for personskader



ATEX-informasjon




Fare for brann-/frostskaeder

Kabinettkomponenter

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210

Denne delen beskriver de viktigste komponentene som er relevante for brukeren.

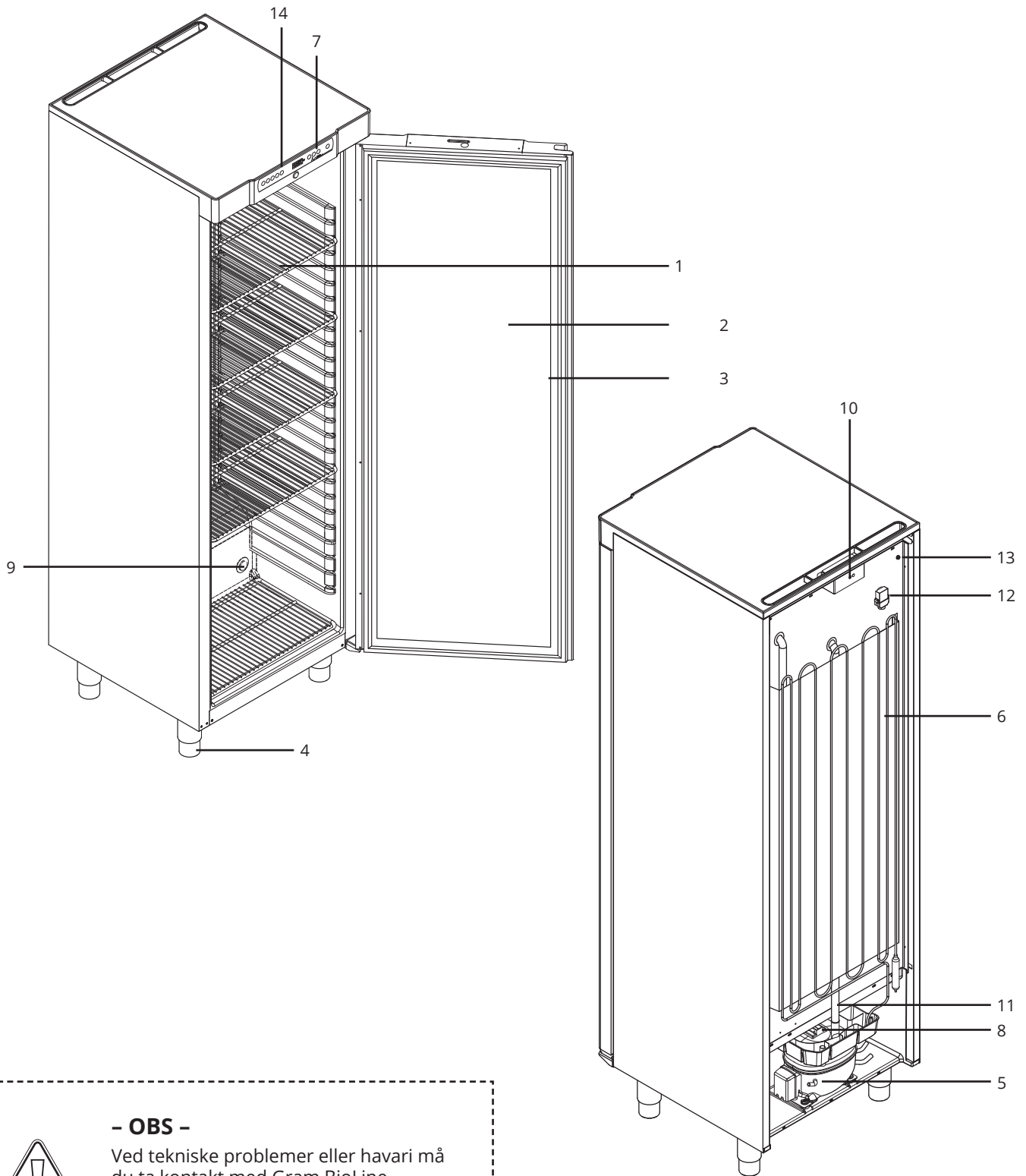

- OBS -

Ved tekniske problemer eller havari må du ta kontakt med Gram BioLine teknisk støtte eller en autorisert Gram BioLine-servicepartner.



- 1. Hyller, skuffer og veggskiner**
Sørg for at hyllene monteres riktig før du bruker dem.
- 2. Dør**
Kontroller at døren er helt lukket etter bruk For å minimere temperatursvingninger, gjør døråpningene så korte som mulig.
- 3. Dørpakning**
Kontroller at pakningen er bøyelig og fungerer som den skal. Hold rent, finn instruksjoner i denne bruksanvisningen.
- 4. Understell**
Sørg for at skap med ben står i vater, og skap med hjul er plassert på et plant underlag og låst som spesifisert i denne bruksanvisningen.
- 5. Kompressor**
Sørg for at den ikke er har bulker eller viser andre tegn på skade.
- 6. Kondensator**
Sørg for at den ikke har bulker eller viser andre tegn på skade.
- 7. Kontrollboks for kjølesystem**
Kabinett for kontroller, sensorer og andre deler som overvåker og styrer kjølesystemet. Kontroller at den ikke er bulket eller viser andre tegn på skade.
- 8. Fordamperbrett**
Kontroller at det ikke er sprekker eller andre tegn på skade.
Det anbefales å rengjøre det før det kobles til strøm første gang.
- 9. Tilgangsport**
Brukes til å føre sensorer og lignende inn i skapet. Kontroller at tilgangsporten er ordentlig forseglet før oppstart.
- 10. Forspenningsdekslet for tilgang til hovedterminal og spenningsfri kontakt**
Brukes til å koble til et eksternt alarmsystem. Instruksjoner for tilkobling finnes i denne bruksanvisningen.
Husk å stille inn eksterne alarmer (EAL).
- 11. Vannrør for avriming**
Utløp for avrimingsvannet kommer fra fordamperbrettet inne i skapet. Kontroller at den ikke er skadet eller viser tegn på skade.
- 12. Trykkutjevningventil**
Må ikke brukes som tilgangsport. Hold den så fri for is som mulig.
- 13. Potensialutligning**
For å sikre samsvar med ATEX-forskriftene EN 60079-14. Se spesifikasjoner i installasjonsavsnittet.
- 14. Digitalt display for kontroller**
Bruk displayet til å vise skaptemperaturen og til å stille inn parametrene som er beskrevet i denne manualen.




- OBS -

Hvis deler viser tegn på skade, må ikke skapet brukes og Gram BioLine eller leverandøren må kontaktes for ytterligere hjelp.

BioCompact II 610

Denne delen beskriver de viktigste komponentene som er relevante for brukeren.

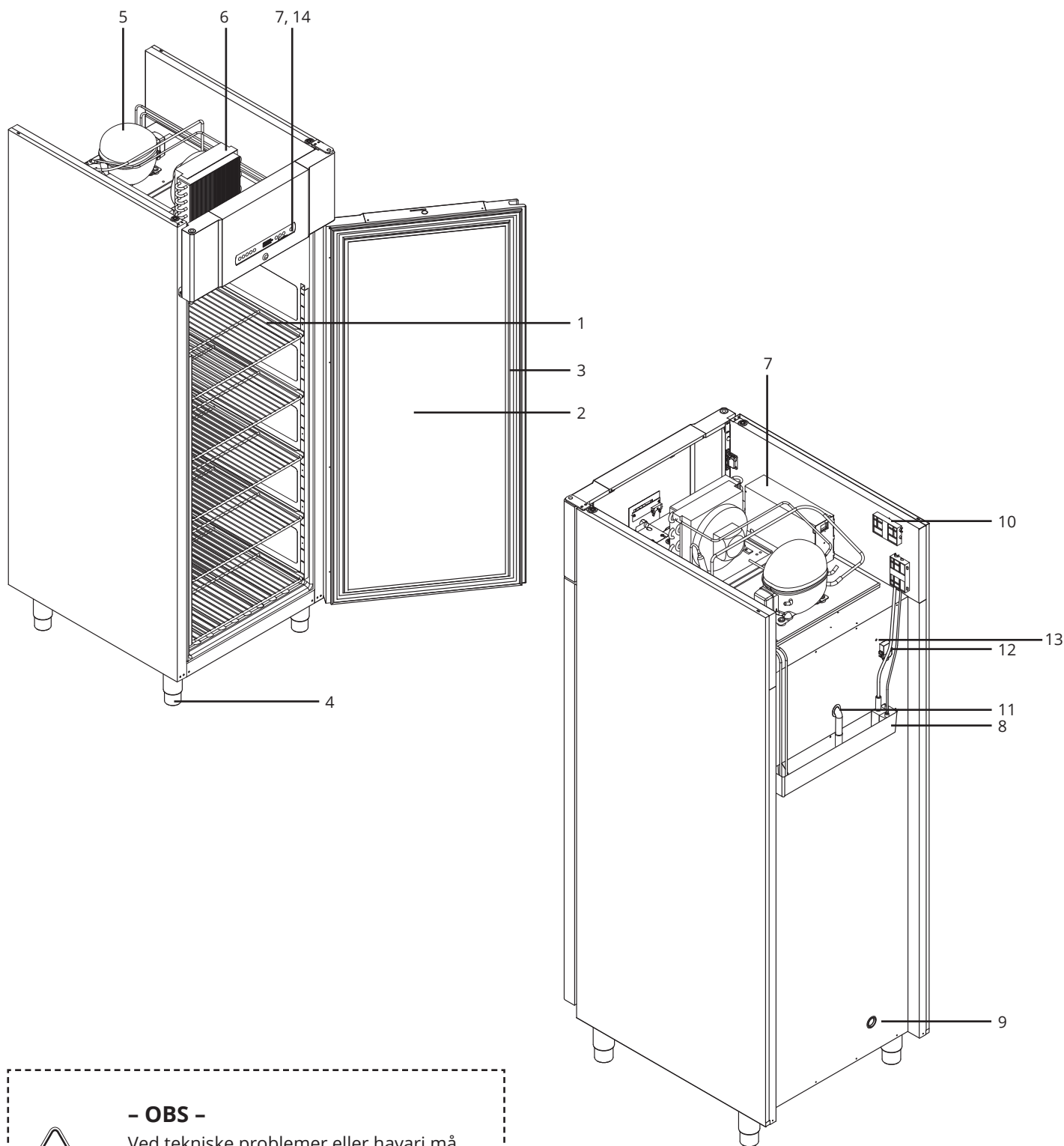

- OBS -



Ved tekniske problemer eller havari må du ta kontakt med Gram BioLine teknisk støtte eller en autorisert Gram BioLine-servicepartner.

- 1. Hyller, skuffer og veggskiner**
Sørg for at hyllene monteres riktig før du bruker dem.
- 2. Dør**
Kontroller at døren er helt lukket etter bruk For å minimere temperatursvingninger, gjør døråpningene så korte som mulig.
- 3. Dørpakning**
Kontroller at pakningen er bøyelig og fungerer som den skal. Hold rent, finn instruksjoner i denne bruksanvisningen.
- 4. Understell**
Sørg for at skap med ben står i vater, og skap med hjul er plassert på et plant underlag og låst som spesifisert i denne bruksanvisningen.
- 5. Kompressor**
Sørg for at den ikke er har bulker eller viser andre tegn på skade.
- 6. Kondensator**
Sørg for at den ikke har bulker eller viser andre tegn på skade.
- 7. Kontrollboks for kjølesystem**
Kabinett for kontroller, sensorer og andre deler som overvåker og styrer kjølesystemet. Kontroller at den ikke er bulket eller viser andre tegn på skade.
- 8. Fordamperbrett**
Kontroller at det ikke er sprekker eller andre tegn på skade.
Det anbefales å rengjøre det før det kobles til strøm første gang.
- 9. Tilgangsport**
Brukes til å føre sensorer og lignende inn i skapet. Kontroller at tilgangsporten er ordentlig forseglet før oppstart.
- 10. Forspenningsdekslet for tilgang til hovedterminal og spenningsfri kontakt**
Brukes til å koble til et eksternt alarmsystem. Instruksjoner for tilkobling finnes i denne bruksanvisningen.
Husk å stille inn eksterne alarmer (EAL).
- 11. Vannrør for avriming**
Utløp for avrimingsvannet kommer fra fordamperbrettet inne i skapet. Kontroller at den ikke er skadet eller viser tegn på skade.
- 12. Trykkutjevningventil**
Må ikke brukes som tilgangsport. Hold den så fri for is som mulig.
- 13. Potensialutligning**
For å sikre samsvar med ATEX-forskriftene EN 60079-14. Se spesifikasjoner i installasjonsavsnittet.
- 14. Digitalt display for kontroller**
Bruk displayet til å vise skaptemperaturen og til å stille inn parametrene som er beskrevet i denne manualen.



- OBS -

Hvis deler viser tegn på skade, må ikke skapet brukes og Gram BioLine eller leverandøren må kontaktes for ytterligere hjelp.

Installasjon

Første trinn i oppsett

Denne delen av brukerveiledningen beskriver hvordan du installerer skapet.



- I-1*:** Av sikkerhets- og driftshensyn må ikke skapet brukes utendørs.
- I-2*:** Skapet skal installeres på et tørt og tilstrekkelig ventilert sted.
- I-3*:** For å sikre effektiv drift må ikke skapet installeres i direkte sollys eller nær varmekilder.



Skapets innside må ikke utsettes for korrosive atmosfærer.

I-4*: Beregnet driftstemperaturområde

Skap	Minimum omgivelsestemperatur for drift	Maks. omgivelsestemperatur for drift
BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210		
Kjøleskap (RR) med solid dør	+10 °C	+35 °C
Kjøleskap (RR) med glassdør	+10 °C	+32 °C
Fryseskap (RF)	+10 °C	+35 °C
BioCompact II 610		
Kjøleskap (RR) med solid dør	+10 °C	+43 °C
Kjøleskap (RR) med glassdør	+10 °C	+38 °C
Fryseskap (RF)	+10 °C	+43 °C




Sørg for å bruke passende personlig verneutstyr, som hansker, når du håndterer skapet.



I-5*: Unngå å plassere kjøle-/fryseskapet i et klor-/syreholdig miljø for å hindre korrosjon.



I-6*: Kjøle-/fryseskapet transporteres med en beskyttende film som skal fjernes før bruk.

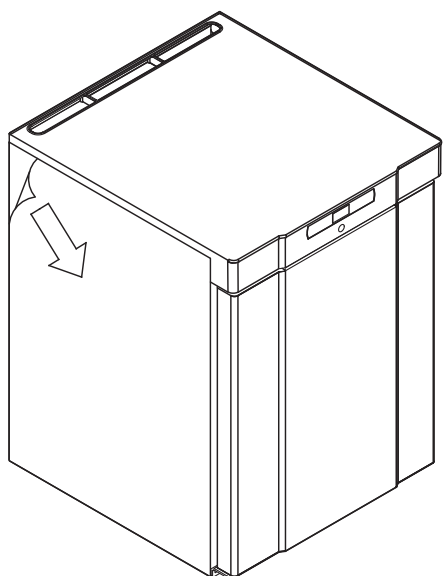

**- ADVARSEL -
Potensiell elektrostatisk fare**

Fjerning av beskyttende emballasje og film kan føre til elektrostatisk utladning. Beskyttende emballasje og film skal ikke fjernes i ATEX-soner.





I-7*: Rengjør kjøle-/fryseskapet med en mild såpeopsløsning før bruk.




I-8*: Skapet kan bare legges ned i svært kort tid (for eksempel ved håndtering gjennom en døråpning). Hvis skapet har vært i liggende stilling, må det stå oppreist i minst 24 timer før bruk. Dette gjør at oljen i kompressoren kan renne tilbake på plass.

I-9*: Kjøle-/fryseskap utstyrt med bein skal justeres som vist nedenfor.

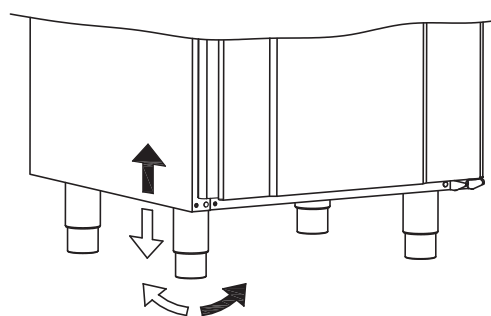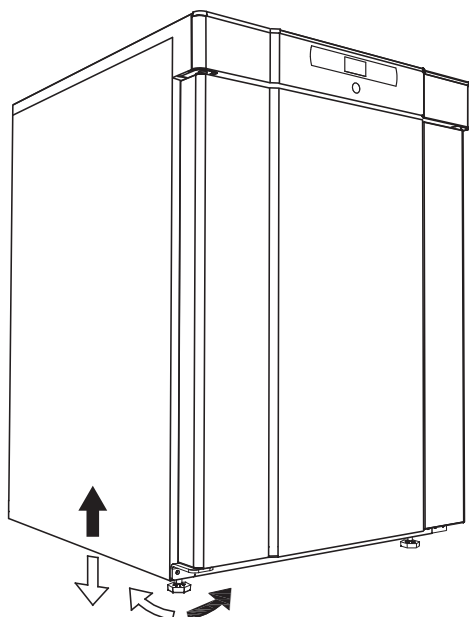


I-10-11*: Kjøle-/fryseskap utstyrt med hjul/trinser må stå på et flatt og stabilt underlag for sikker bruk. Når kjøle-/fryseskapet er installert, skal du låse de to trinsene/hjulene foran.

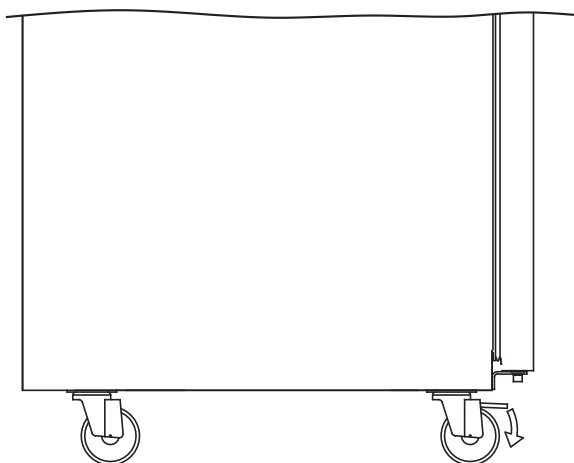


Dør vending






Varenummer dørhengsler

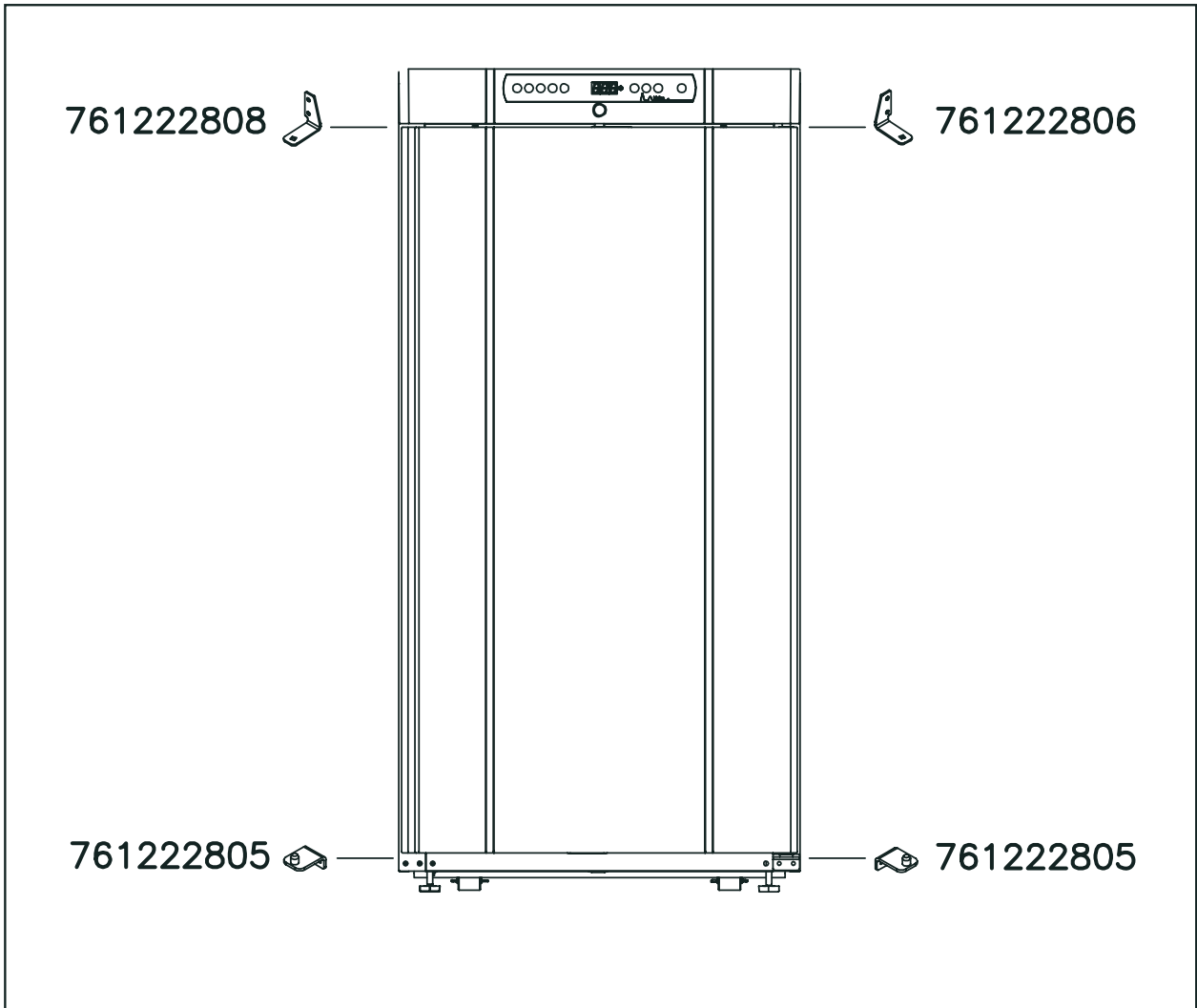

For utskifting av dørhengsler, vennligst kontakt din lokale Gram BioLine-distributør

Skapet må ikke kobles til en strømkilde ved bytte av dørhengsel.

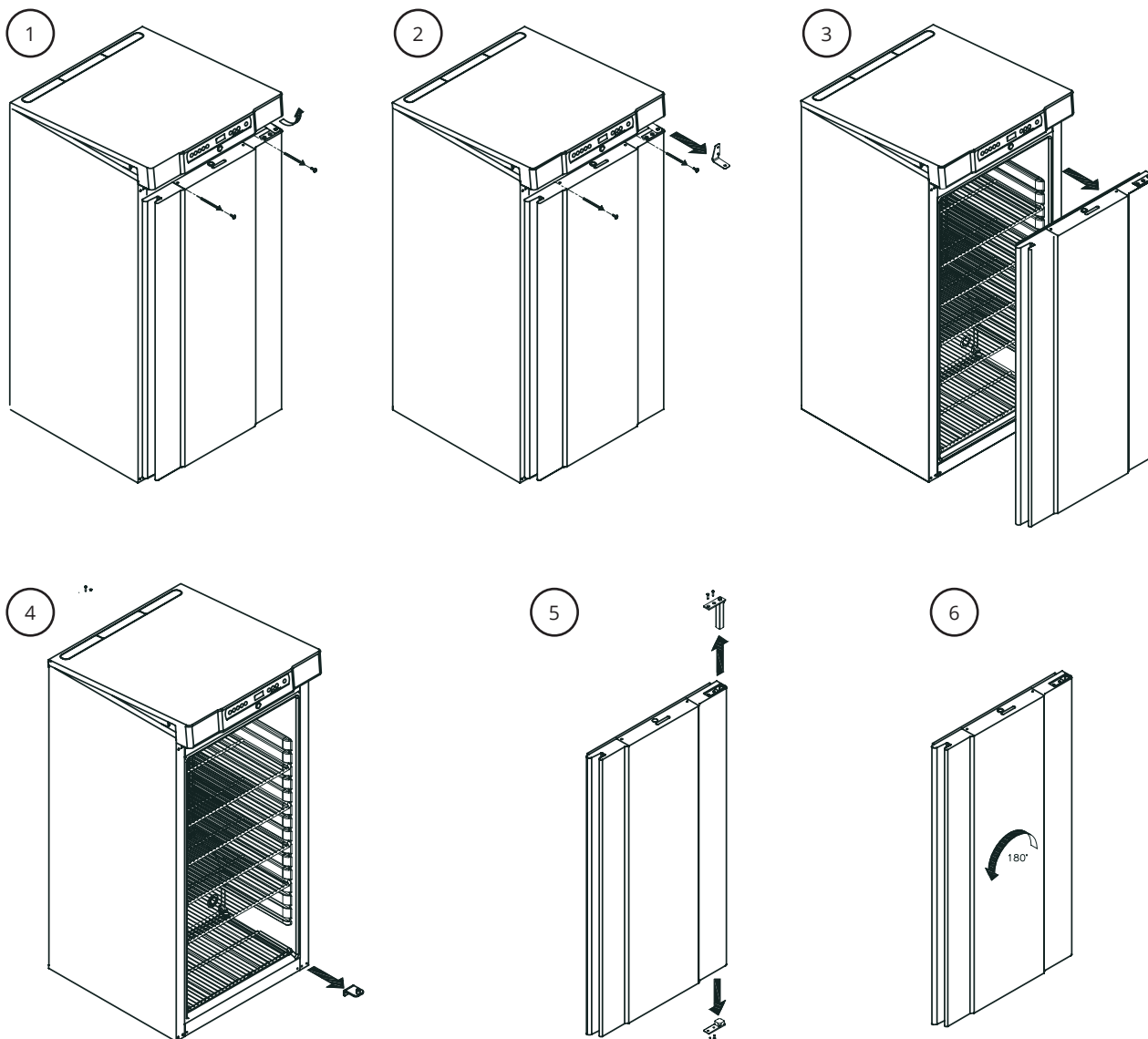

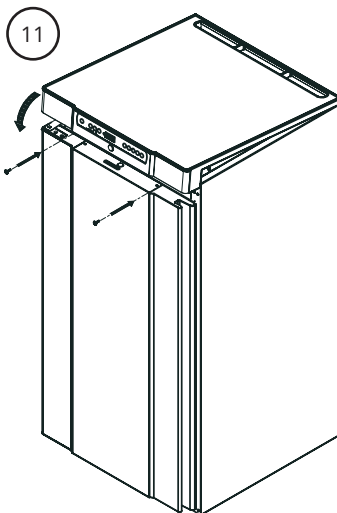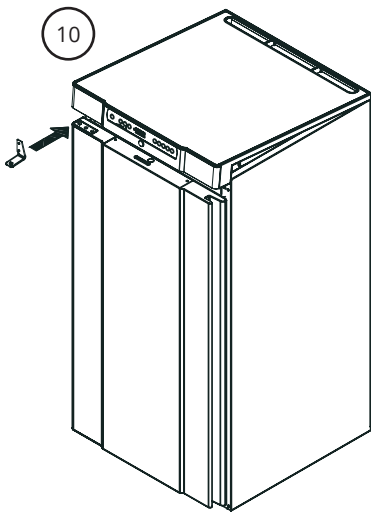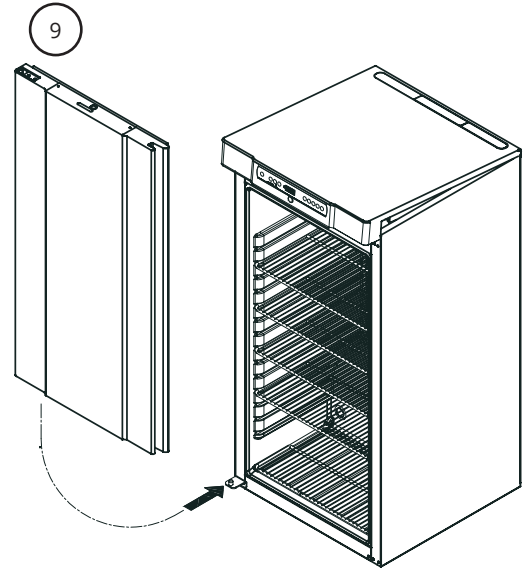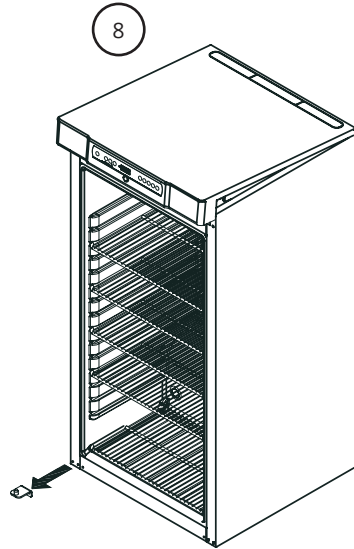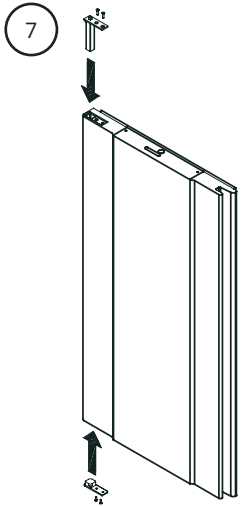


Anti-tilt-brakett

Denne delen av bruksanvisningen beskriver hvordan du sikrer skapet.



I-12*: Kjøle-/fryseskap med skuffer og/eller glassdør må sikres på en stabil, vertikal overflate slik at det ikke velter når skuffene trekkes helt ut eller hvis døren er åpen. Festebraketter medfølger. Les mer om brakett med veltesikring nedenfor.

Brakettene med veltesikring må monteres når kjøle-/fryseskapet installeres slik at brukerne, omgivelsene og oppbevarte produkter ikke skades hvis kjøle-/fryseskapet velter.

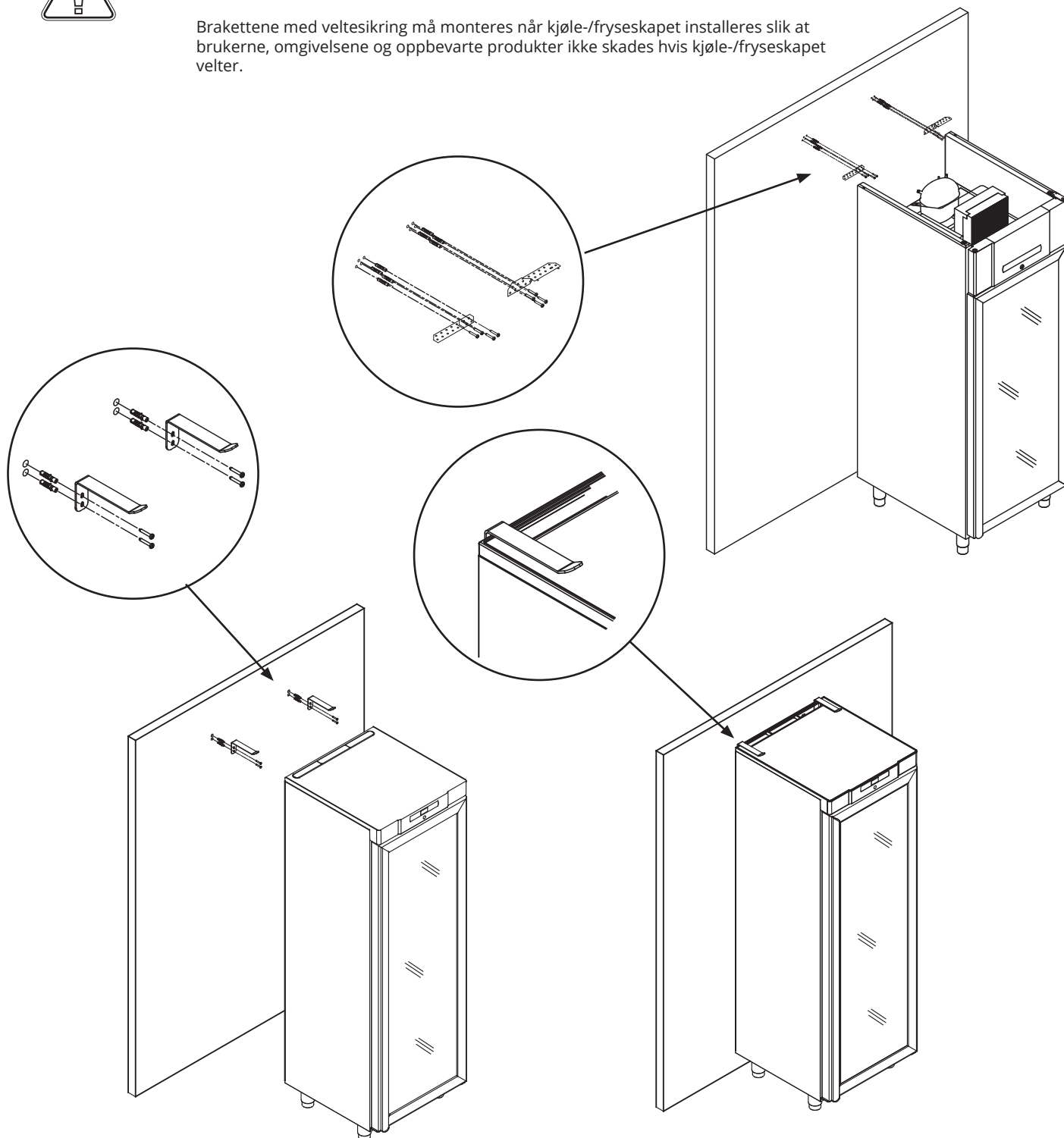


Veggmontering

Denne delen av bruksanvisningen beskriver hvordan du monterer skapet på en vegg.



Les mer om veggmontering av BioCompact II 210 nedenfor.
Den samme prosedyren gjelder for 310, 210/210, 310/210 og 410.

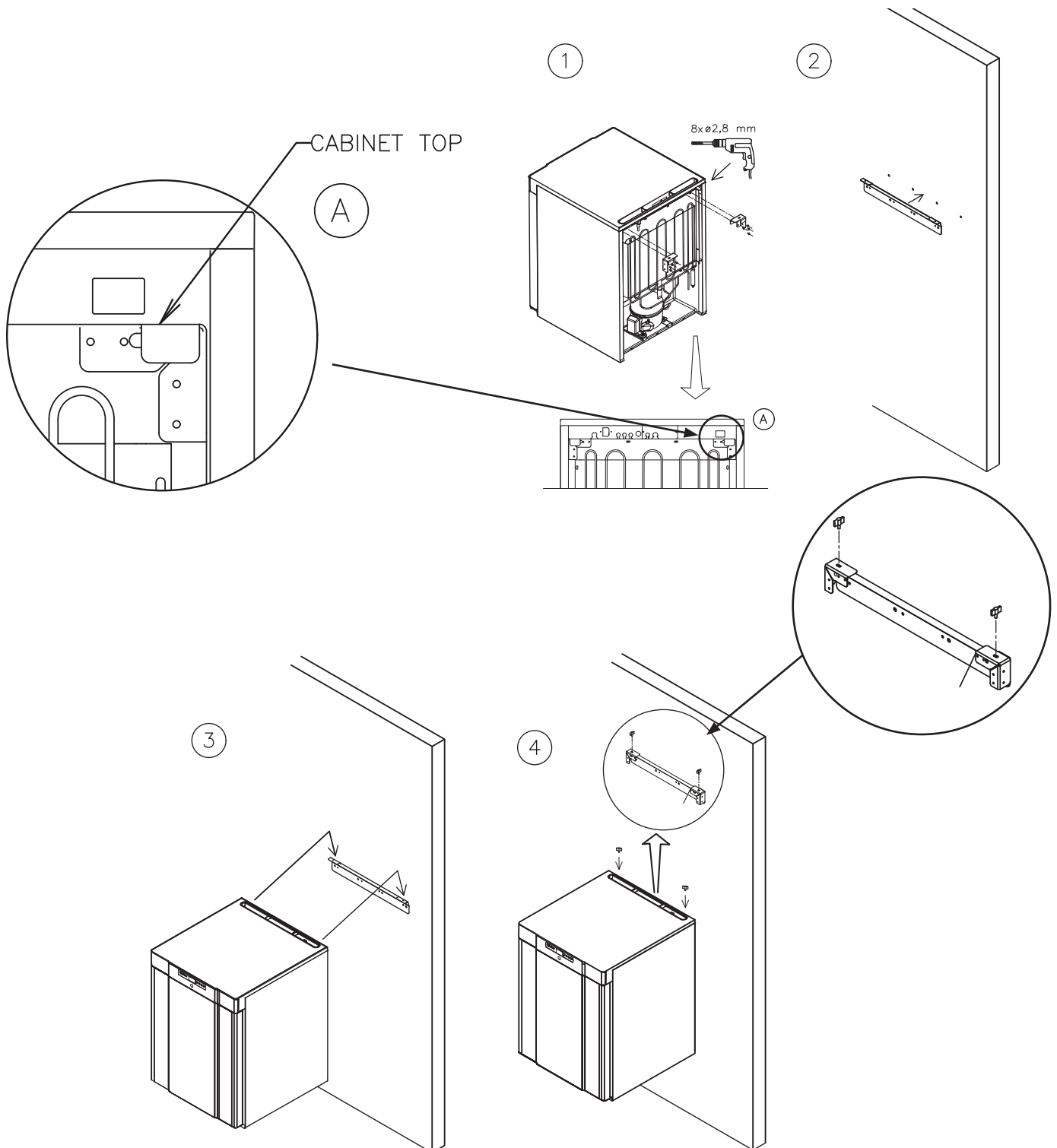


Omgivelser

Denne delen av bruksanvisningen beskriver hvordan du installerer skapet.



I-13-14*: Skapet må installeres i samsvar med illustrasjonene nedenfor.

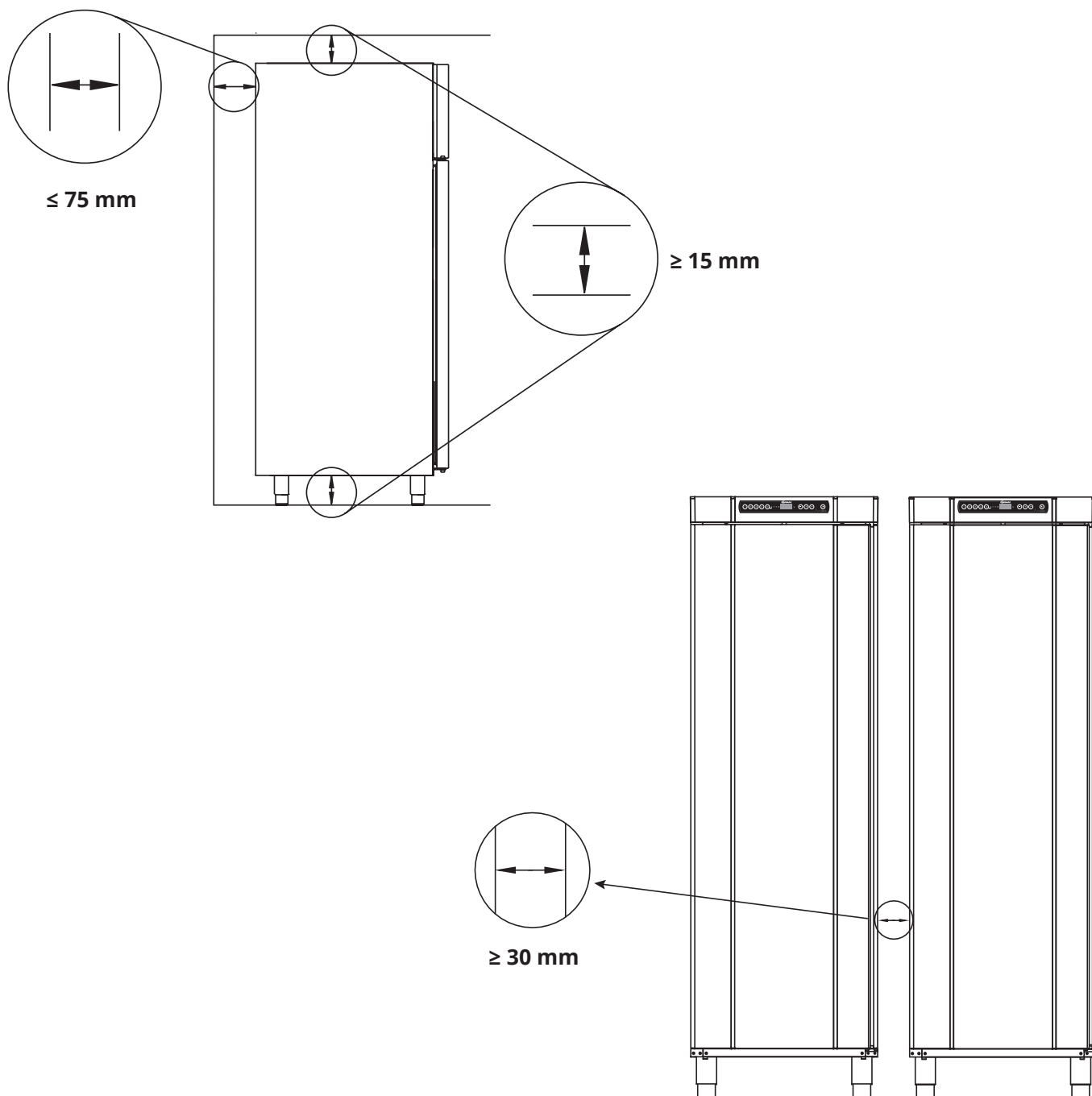



I-15*: Du skal aldri legge noe oppå kjøle-/fryseskapet.



I-16*: Du skal aldri bruke elektriske apparater inne i kjøle-/fryseskapet.



Kjøle-/fryseskapet er ikke egnet for oppbevaring av produkter som avgir damp ettersom dette kan føre til at kjøle-/fryseskapets ytelse og/eller kapasitet forringes



Alle produkter i kjøle-/fryseskapet skal være innkapslet eller pakket inn for å redusere risikoen for at kjøle-/fryseskapets ytelse og/eller levetid forringes.

- OBS -



Det må gjennomføres en visuell inspeksjon av kjøle-/fryseskapet før det tas i bruk.

Kontroller kjøle-/fryseskapets strukturelle integritet, at rammene og dørene ikke er deformert, at pakningene tetter godt, og at dørene er i flukt med rammene.



- For Ex-miljøer -

Åpne beholdere inne i lagringskammeret kan påvirke ATEX-soneklassifiseringen



- For Ex-miljøer -

Spesielle vilkår for sikker bruk kan gjelde for dette produktet ved installasjon i et miljø med EN 60079-14. Se tilsvarende Ex-sertifikat for spesifikasjoner.

Spenningsfri kontakt

Denne delen av bruksanvisningen dekker spenningsfri kontakt.

I-17*: Illustrasjonen viser de tre kontaktene for releet (brukt f.eks. ved tilkobling til CTS eller andre eksterne overvåkingssystemer). De tre koblingene er henholdsvis: Common (Vanlig), NO og NC.

I det øyeblikket det påføres spenning, trekker regulatoren releet. Dette gjør det mulig for regulatoren å reagere på både høye og lave alarmer, døralarmer og strømbrudd. Temperaturalarmer og døralarmer må konfigureres i de eksterne alarminnstillingene (EAL) før de aktiverer den spenningsfrie kontakten. Les mer om innstilling av eksterne alarmer under "Parameterinnstillinger".

Spenningsfri kontakt er tilgjengelig i henhold til beskrivelsene nedenfor:

BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410

Skru av forspenningsdekselet på baksiden av førerhuset for å komme til den spenningsfrie kontaktblokken.

To strekkavlastere av ulik størrelse er montert i forspenningsdekselet for sikker montering av ledningen for den spenningsfrie kontakten.

Pass på at forspenningsdekselet monteres på nytt etter at den spenningsfrie kontakten er installert. Bladfjæren i forspenningsdekselet må aktiveres og forlade pluggen til strømforsyningen.

Se avsnittet «Tilkobling til strøm» for mer informasjon.


BioCompact II 610

Den spenningsfrie kontakten er sikret av pressspasningsplaten som er presset inn på blokken, og som dermed også hindrer tilgang til den elektriske kretsen.



Tilkobling av spenningsfri kontakt skal utføres av en kvalifisert installatør.

Plassering av spenningsfri kontakt.

BioCompact II 610

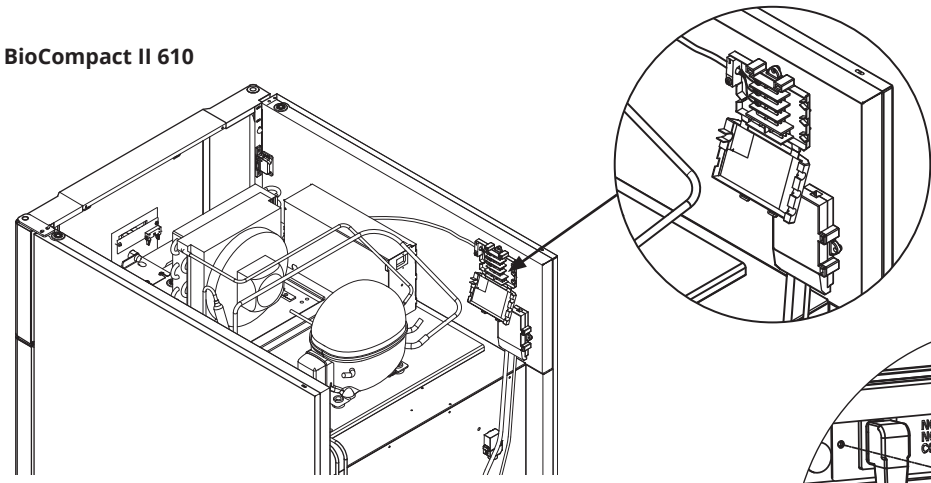

BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410

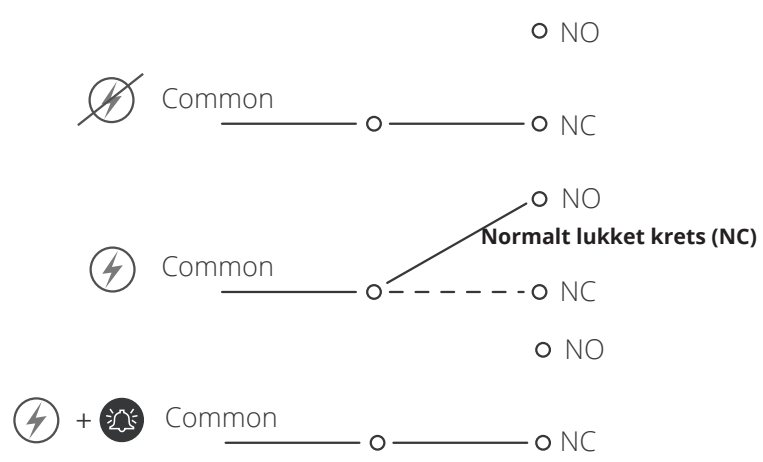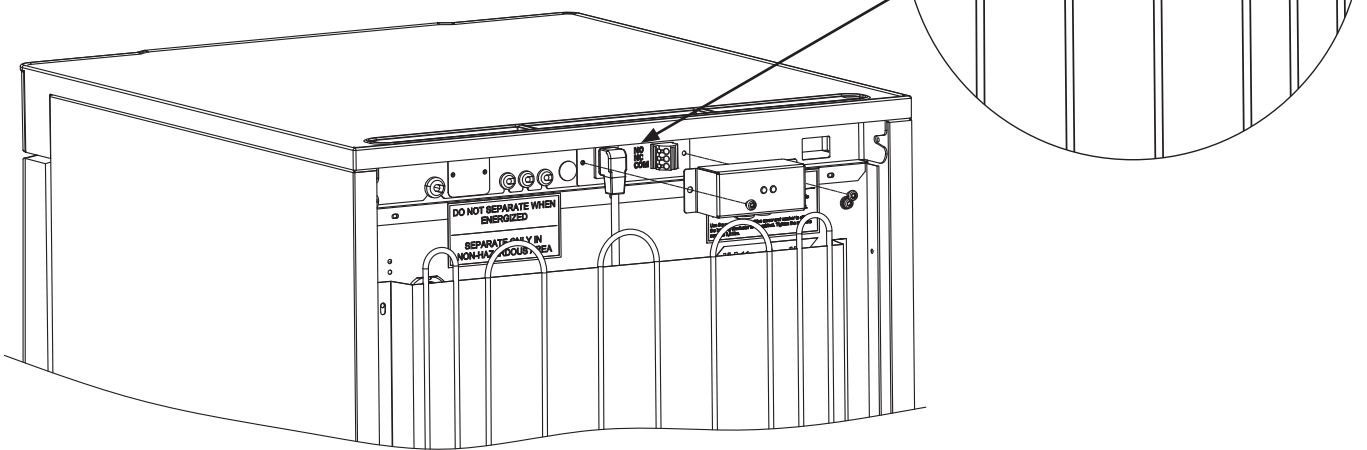

Strømtilkobling

Les følgende avsnitt grundig før du kobler til kjøle-/fryseskapet.
Ta kontakt med en autorisert elektriker hvis du er i tvil.

Ved oppstilling i et vanlig scenario som ikke er underlagt reguleringer for EN 60079-15 sone 2:

Apparatet må kobles til i henhold til gjeldende lokale regler for sterkstrøm.

Vær oppmerksom på at det finnes spesielle forskrifter for produkter som er i samsvar med EN 60079-15 sone 2 og EN 60079-14: Eksplosive atmosfærer – Design, valg og montering av elektriske installasjoner.

Apparatet er produsert i henhold til EN 60079-15: Elektrisk apparat for eksplosiv gassatmosfære – Del 15: Beskyttelsestype II 3G Ex ec nC ic IIB Tx Gc. Sone 2 er gjeldende sone.

Hvis apparatet installeres i et sone 2 miljø, skal installasjonen utføres av autorisert personale, eller du skal rådføre deg med slikt personale, for å sikre at apparatet installeres i henhold til gjeldende retningslinjer.

I-19*: Kjøle-/fryseskapet er beregnet for tilkobling til vekselstrøm (AC). Tilkoblingsverdiene for spenning (V) og frekvens (Hz) er angitt på typeskiltet/merkeplaten.

I-20-1*: **BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410** Strømterminalen er tilgjengelig via forbelastnings-dekselet på baksiden av skapet. Skru av forspennings-dekselet for å få tilgang til strømforsyningsterminalen. Kontroller at forspenningsdekselet er montert på nytt etter at strømledningen er satt inn. Bladfjæren i forspenningsdekselet må gå aktiveres og forhåndsbelaste ledningens støpsel som vist i illustrasjonene nedenfor.

I-20-2*: **BioCompact II 610**

Nettkabelen skal kobles til koblingsboksen. Denne skal sikres med låsebøylen som er integrert i koblingsboksen. Kontroller at låsebøylen sitter godt over hode på nettkabelen, slik at den blir fastlåst, som vist. I alle tilfeller må du sørge for at støpselet er satt helt inn i klemmen på kabinettet. Tilkobling av nettkabel til ekstern strømkilde skal ha en foranstaltning som mekanisk sikrer at stikkontakt og støpsel ikke kan separeres utilsiktet.

I-21*: Tilkoblingen må være merket:

“DO NOT SEPARATE WHEN ENERGIZED” (må ikke separeres mens spenningen er på).

OBS!

Sikringer og lignende må ikke fjernes, eller skiftes ut når skapet er tilkoblet en strømkilde. Koblingsboksen må aldri åpnes mens apparatet er tilkoblet en strømkilde. Startutstyr til kompressor må ikke demonteres når skapet er tilkoblet en strømkilde.

Ved enhver form for service eller vedlikehold, skal kjøle-/fryseskapet flyttes til et område uten antenningsfare som følge av elektriske komponenter eller gasser i apparatet.

Benytt aldri kjøle-/fryseskapet hvis støpselet er skadet. Skapet bør undersøkes av en Gram BioLine service-tekniker i slike tilfeller. Ved oppstilling i et vanlig scenario som ikke er underlagt reguleringer for sone 2: Apparatet må kobles til i henhold til gjeldende lokale regler for sterkstrøm.

I begge tilfeller

Bruk en 3-polet kontakt hvis stikkontakten er beregnet for dette. Kabelen med grønn/gul isolering skal tilkobles jordet stikkontakt.

Strømforsyningen må være tilkoblet via en stikkontakt. Stikkontakten skal være enkelt tilgjengelig.

Alle krav til jording fra lokale myndigheter skal følges. Kjøle-/fryseskapets støpsel og stikkontakten skal være jordet før bruk. I tvilstilfeller, ta kontakt med din lokale leverandør eller autorisert elektriker.

– For Ex-miljøer –






Spesielle vilkår for sikker bruk kan gjelde for dette produktet ved installasjon i et miljø med EN 60079-14. Se tilsvarende Ex-sertifikat for spesifikasjoner.


– Teknisk støtte –

Ved tekniske problemer må du ta kontakt med Gram BioLine teknisk støtte eller en autorisert Gram BioLine-servicepartner. Koblingsboksen eller andre elektriske komponenter må aldri demonteres.

**Strømtilkobling -
BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410**

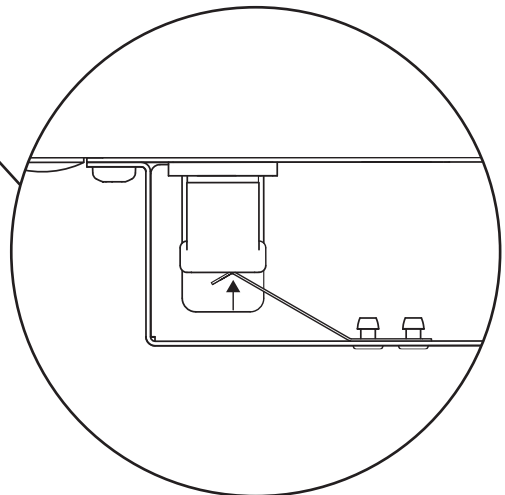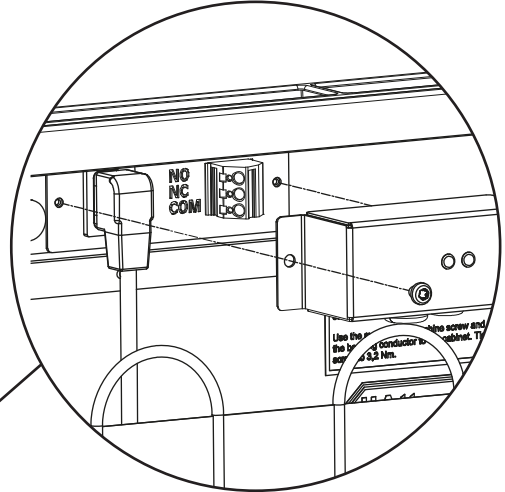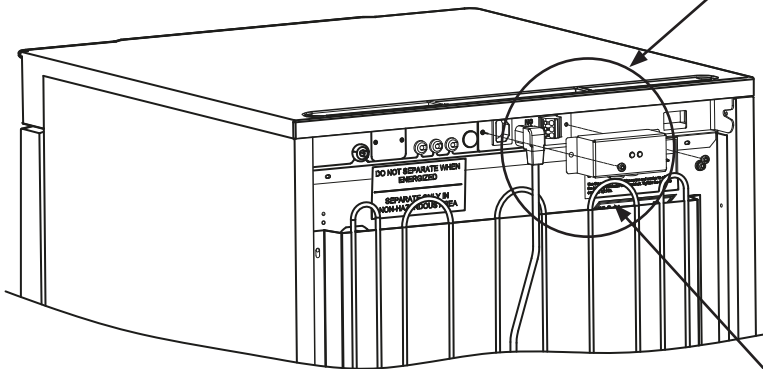

Strømtilkobling - BioCompact II 610

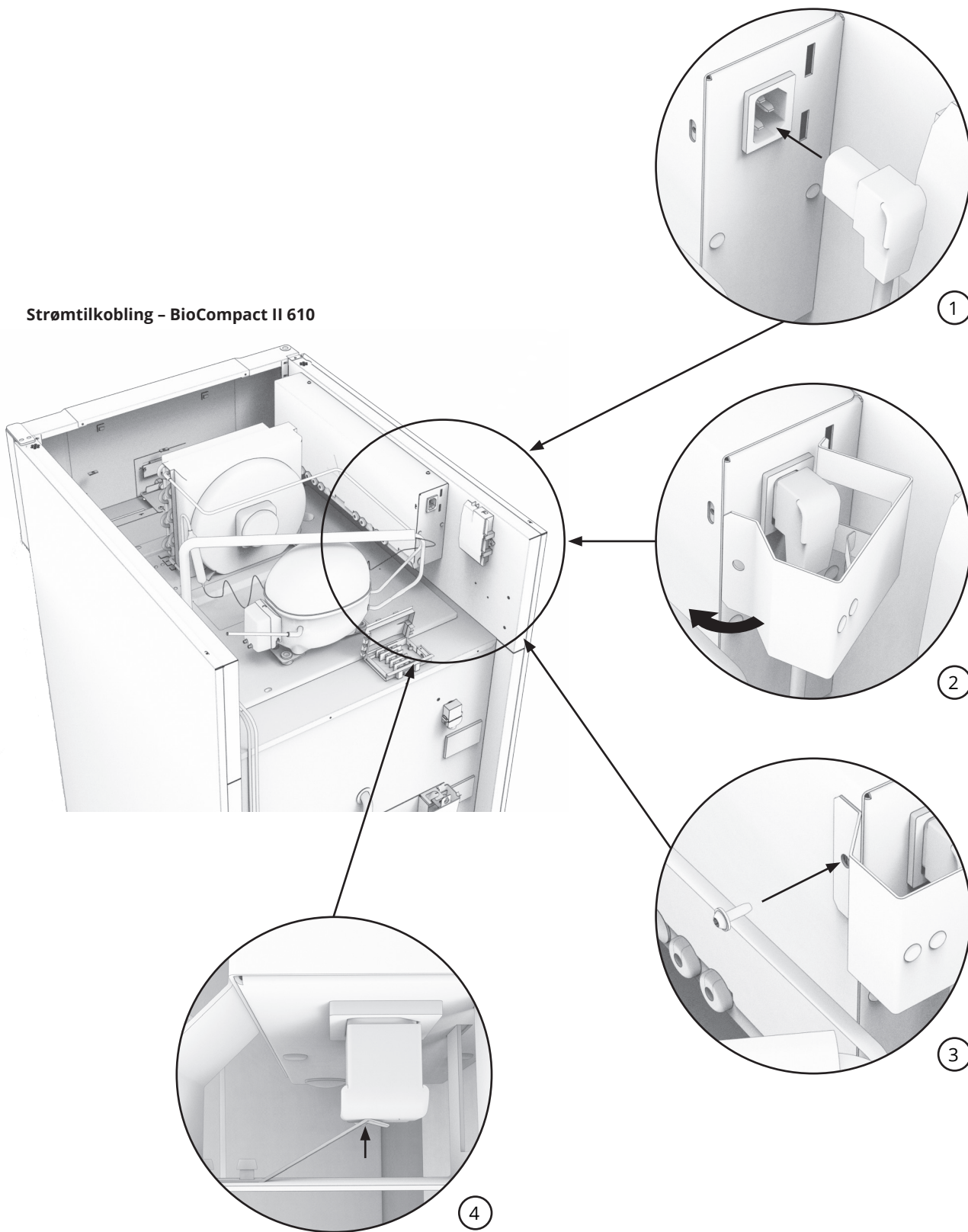

Potensialutjevning


Kun for modellene: BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210



I-22-1*: For installasjon i ATEX-kat. 3 Sone 2-områder, er det obligatorisk å ha potensialutjevning, det er ikke tilstrekkelig å bruke beskyttende jording gjennom nettstrømtilkoblingen.

For å sikre ekvipotensialutjevning av enheten må den monterte eksterne jordlederen brukes i samsvar med nasjonale installasjonskrav, f.eks. EN 60079-14.

- Montering av jordlederen skal utføres i samsvar med følgende illustrasjoner.
- Plassering av koblingsmulighetene på baksiden av kabinettet er merket med: **“Attention - Equipotential bonding”** (OBS – potensialutligning).
- Jordingslederen skal være minst 4 mm².
- Bruk en ringklemme for å sikre tilstrekkelig binding.
- Bruk den medfølgende M5-maskinskruen og skiven til å feste jordlederen til skapet. Trekk til maskinskruen med 3,2 Nm.


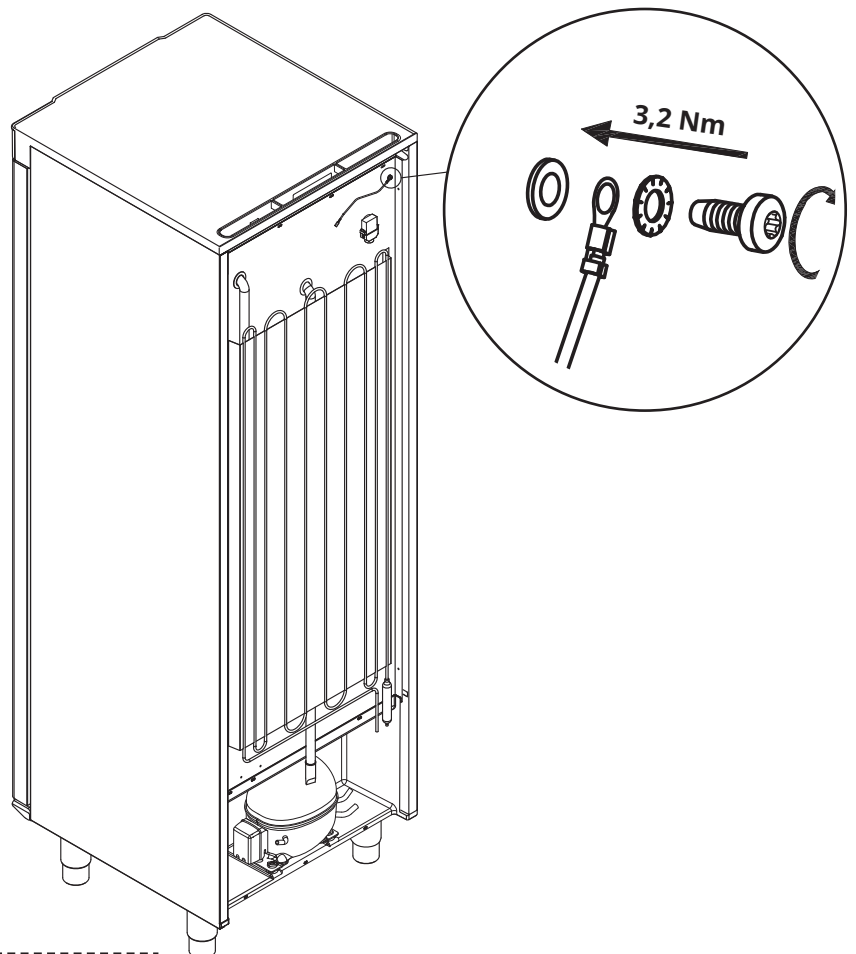


- OBS -




Vær oppmerksom på at dette stedet er det eneste produsentgodkjente stedet for potensialutligning.



Inventarmontasje

Introduksjon



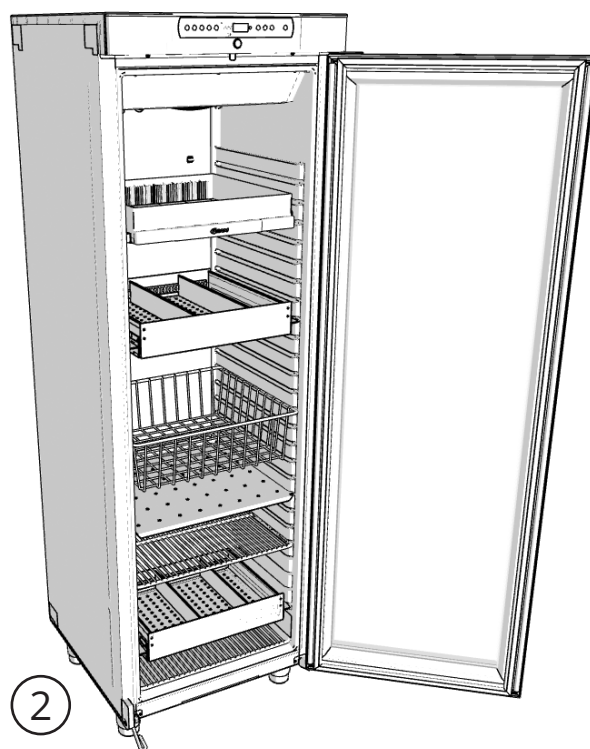
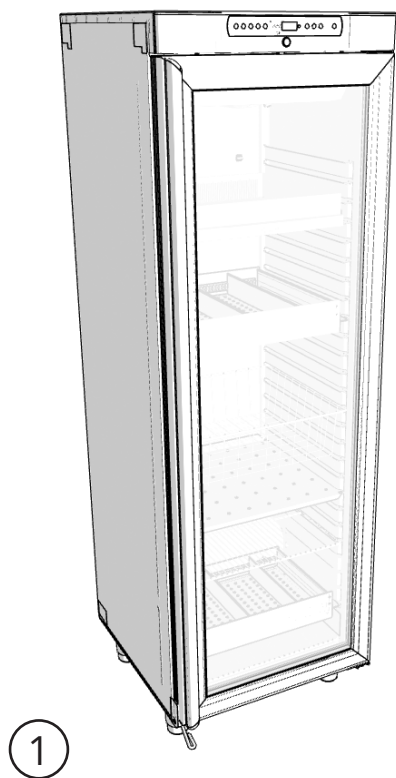



ABS skuffer

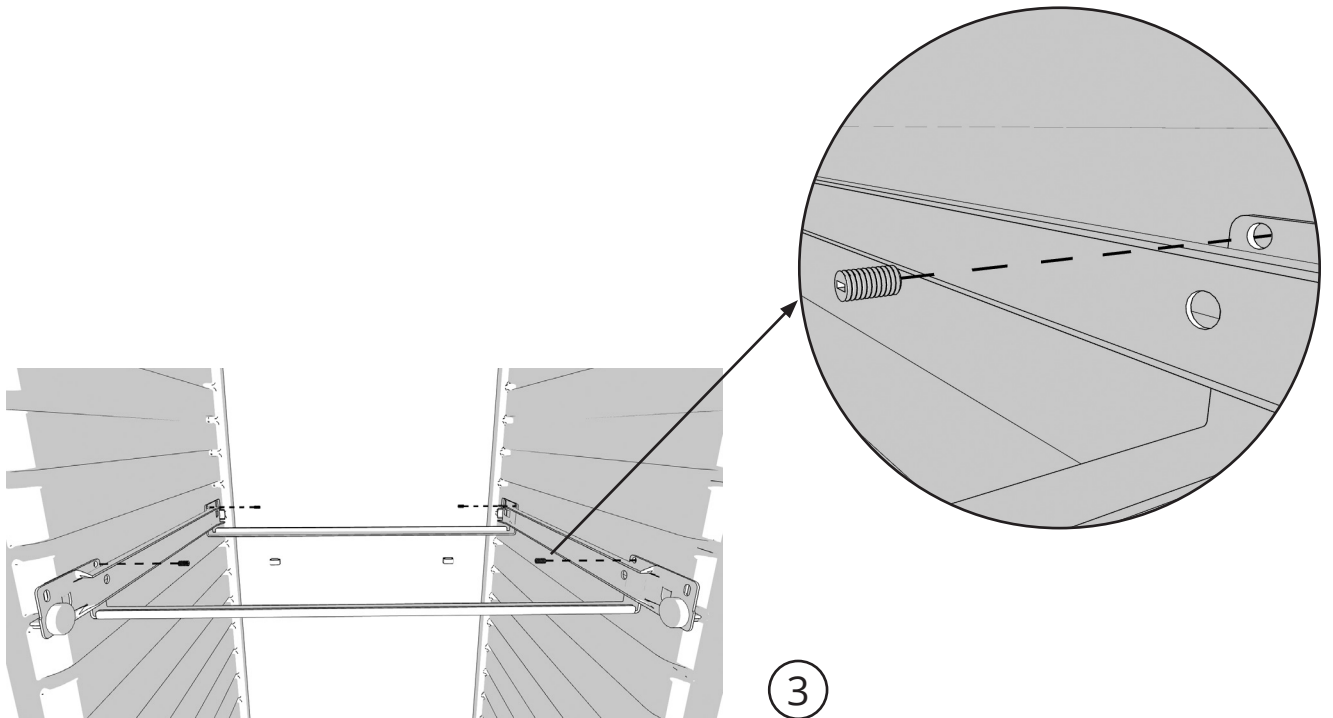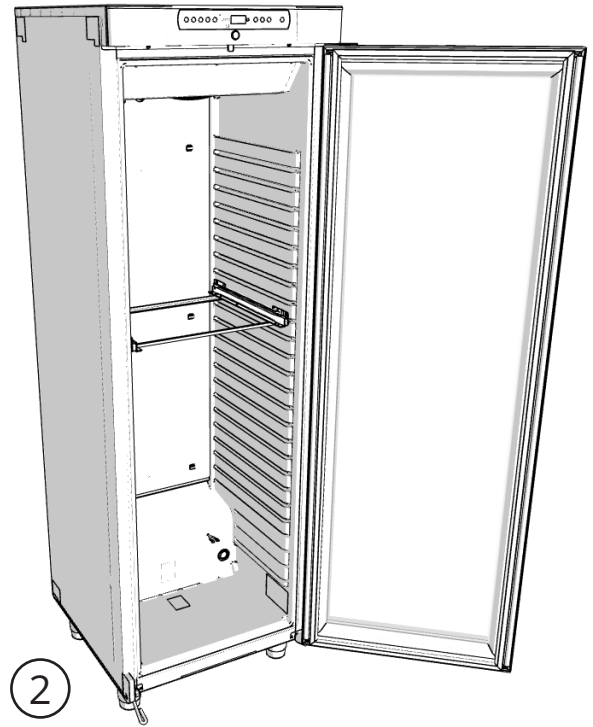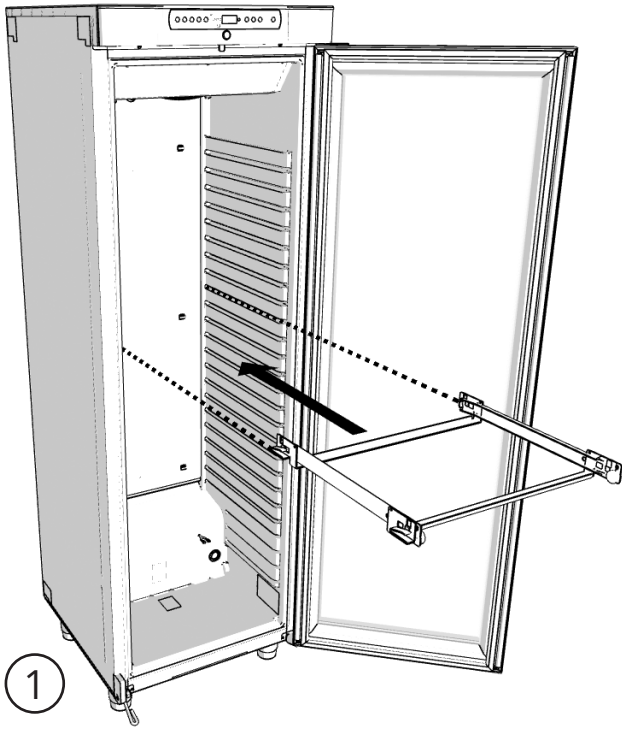

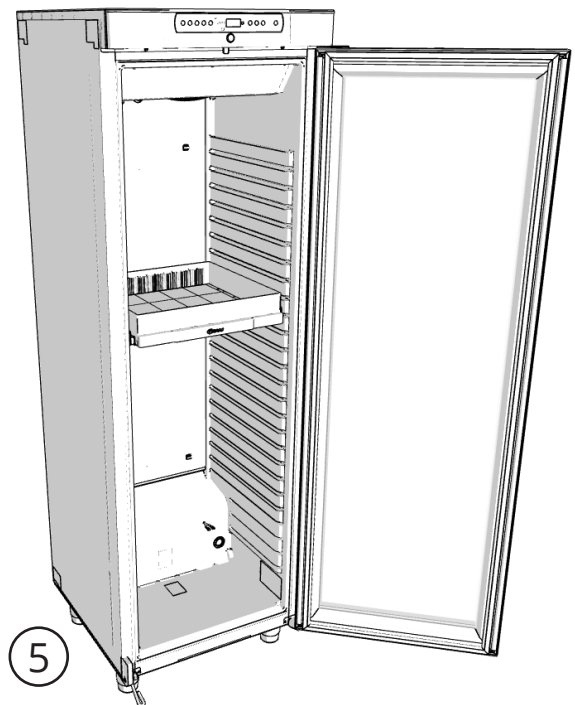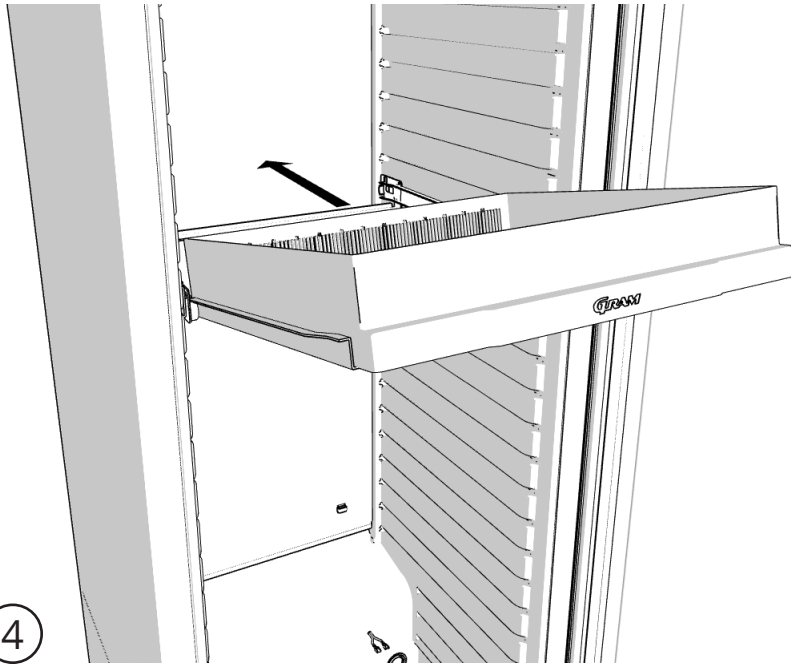


Aluminiumskuffer

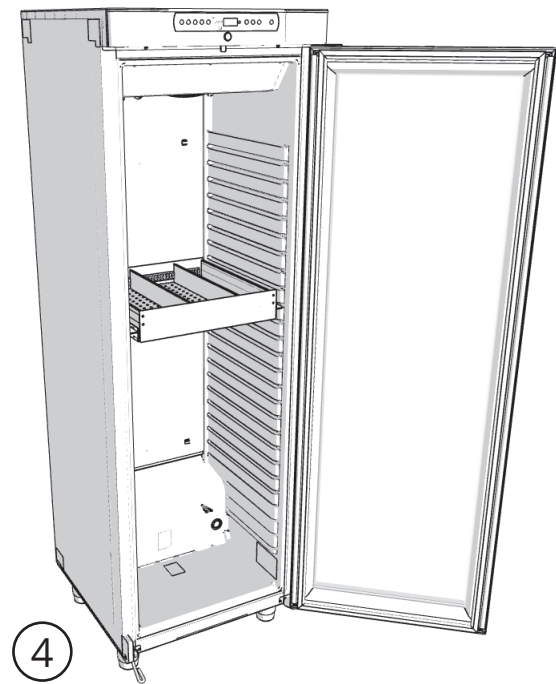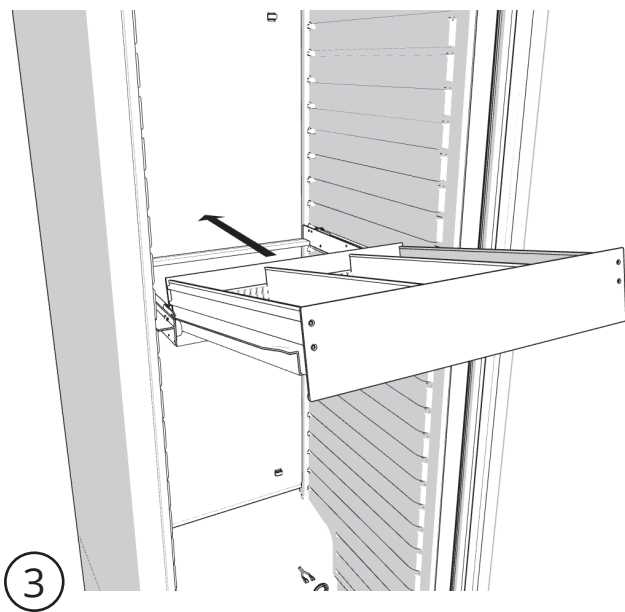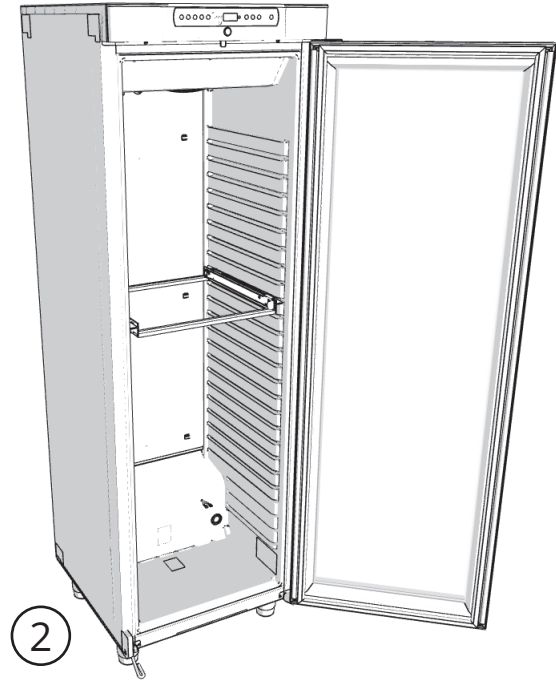
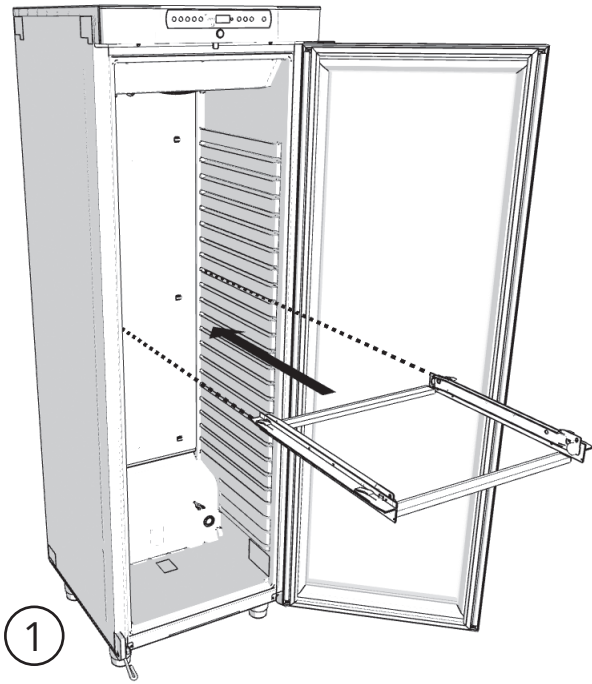


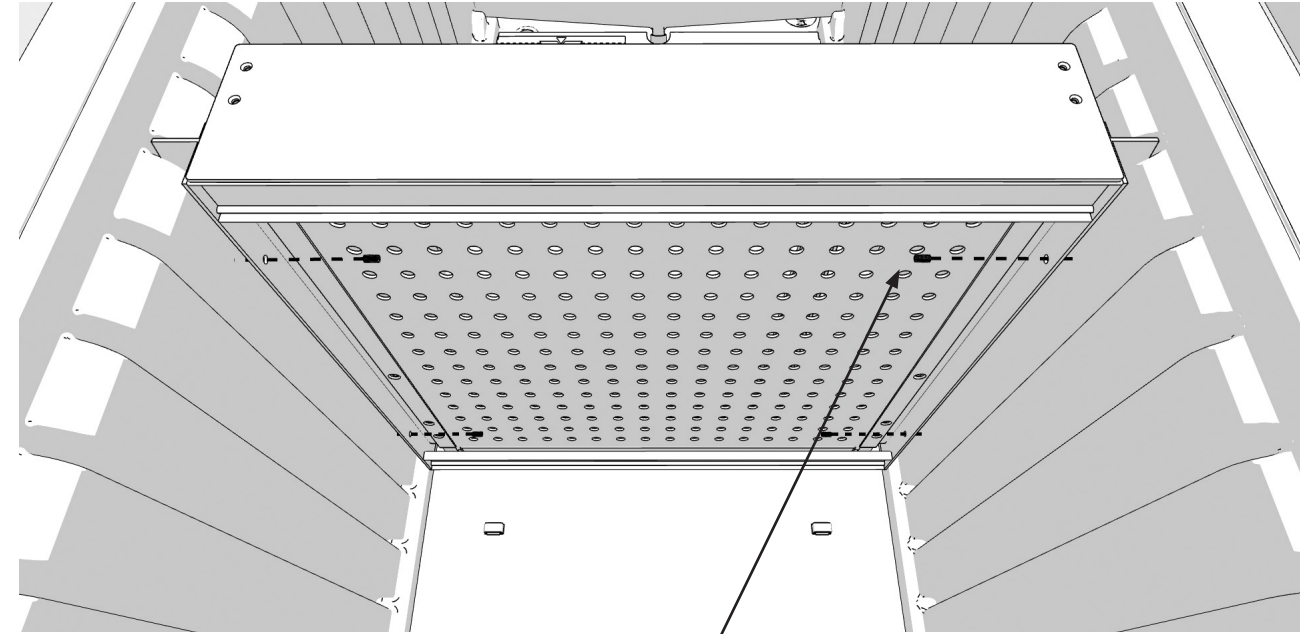



5

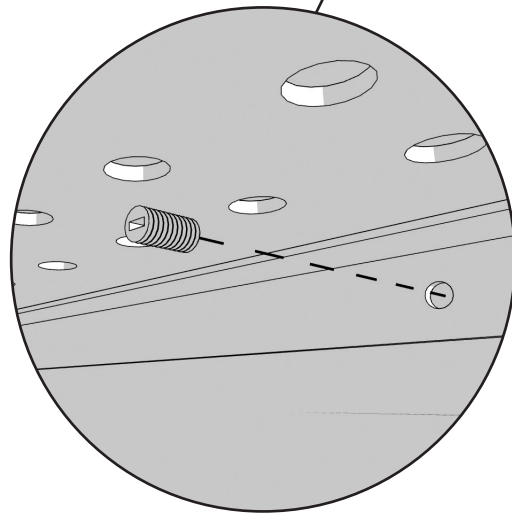



Trådkurv

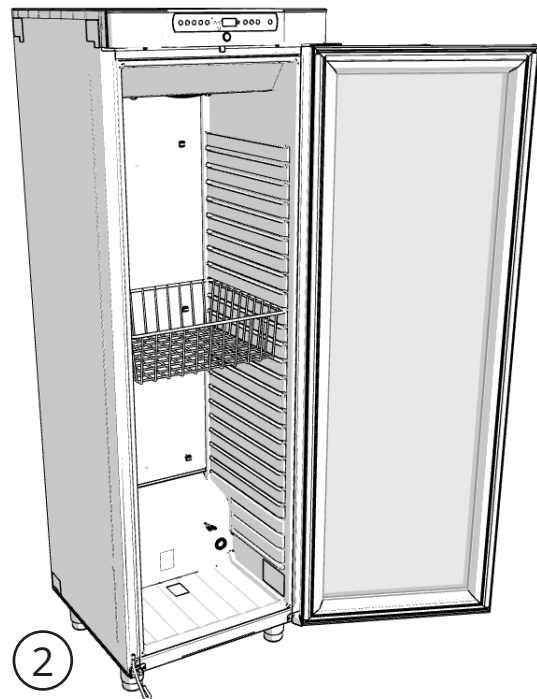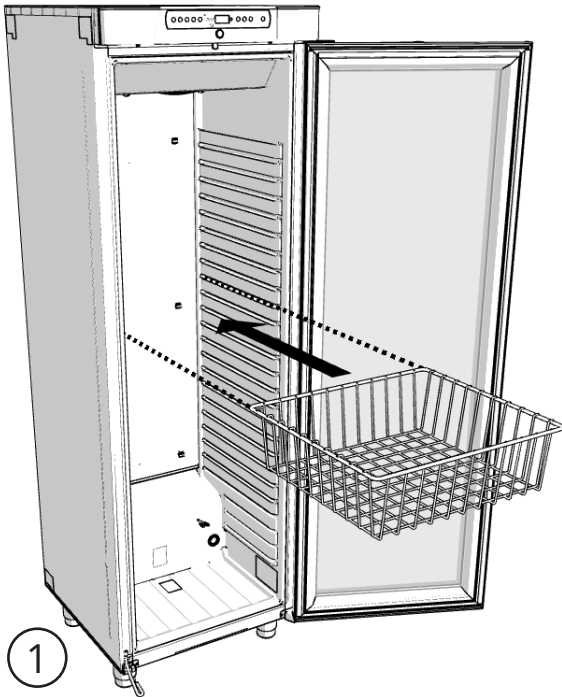



Trådkurv 300 mm

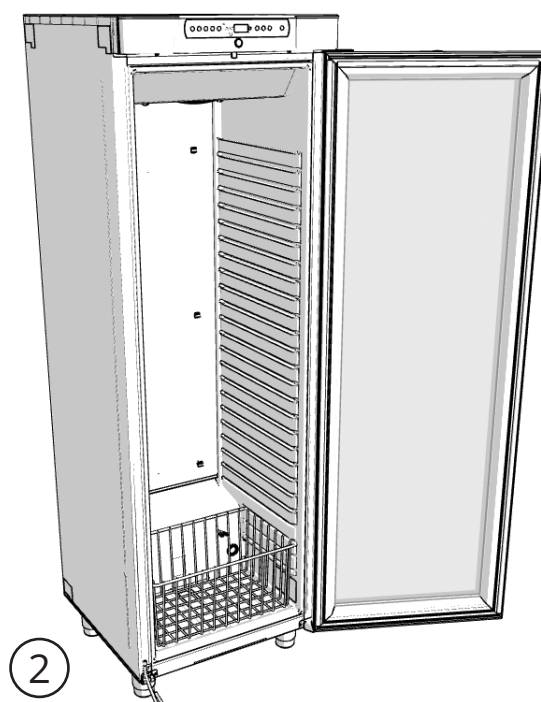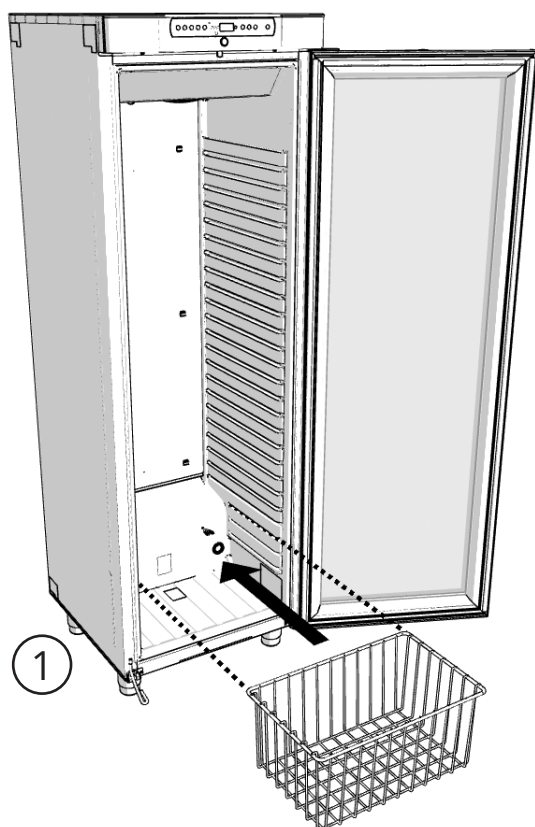



Trådhyller

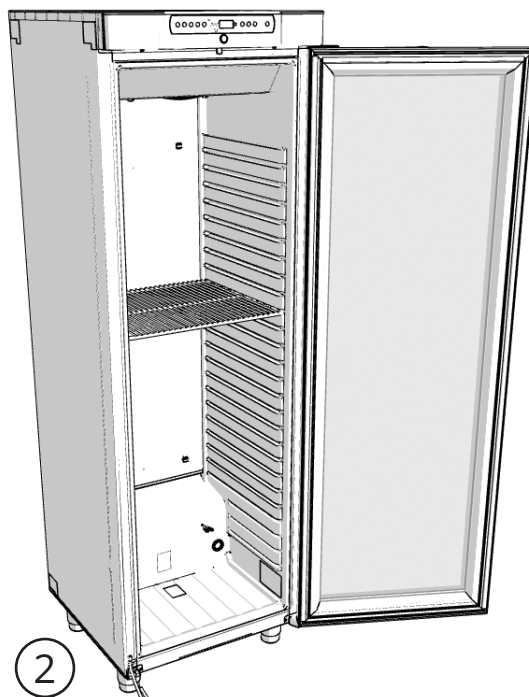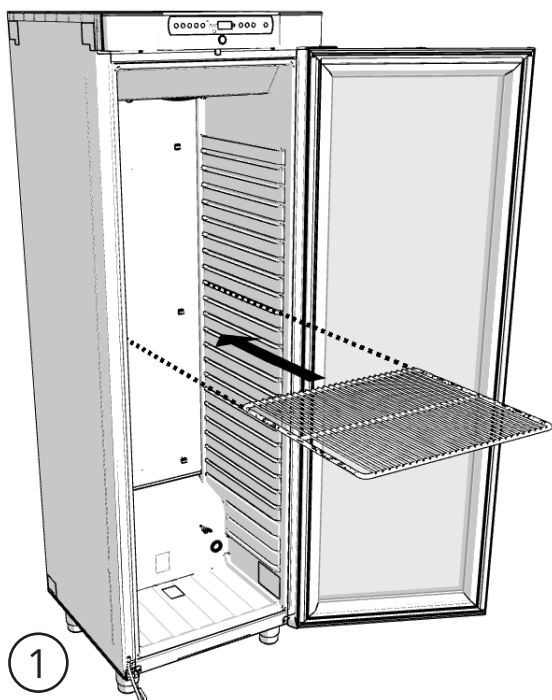

Trådhyller 300 mm

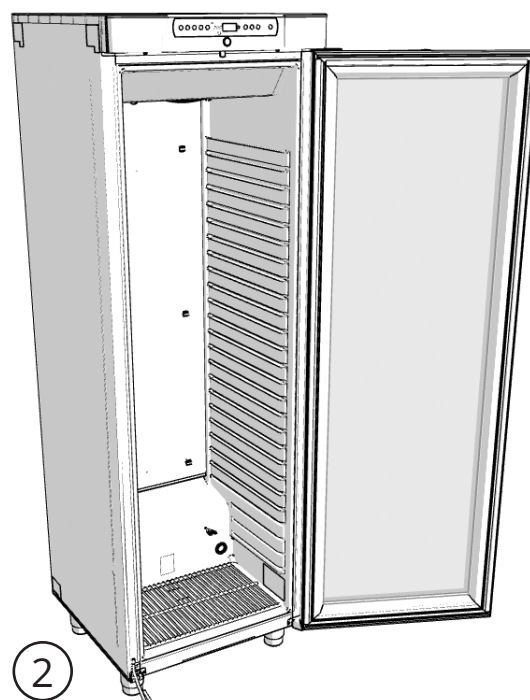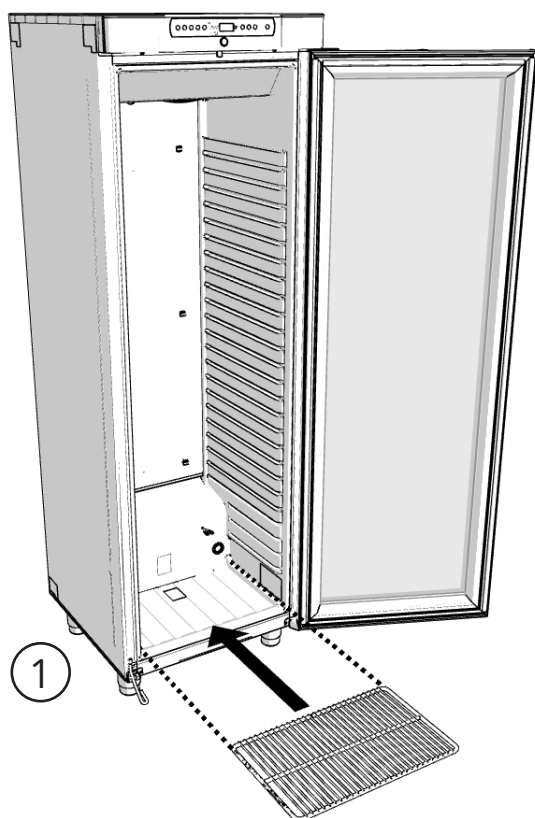


Rustfrie, perforerte hyller

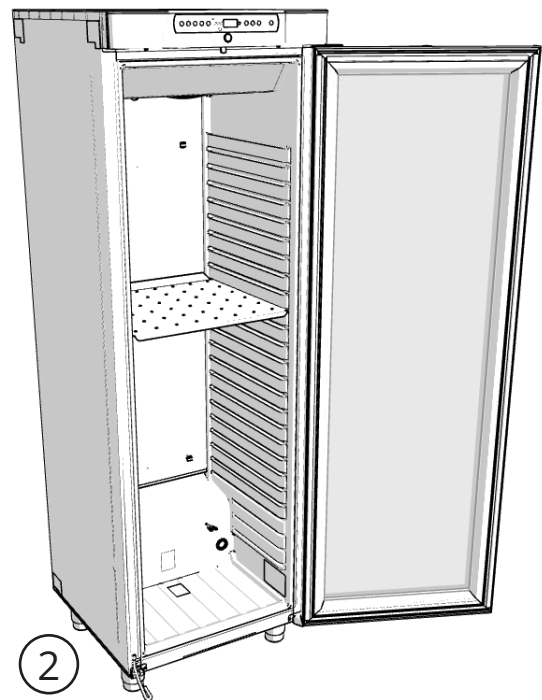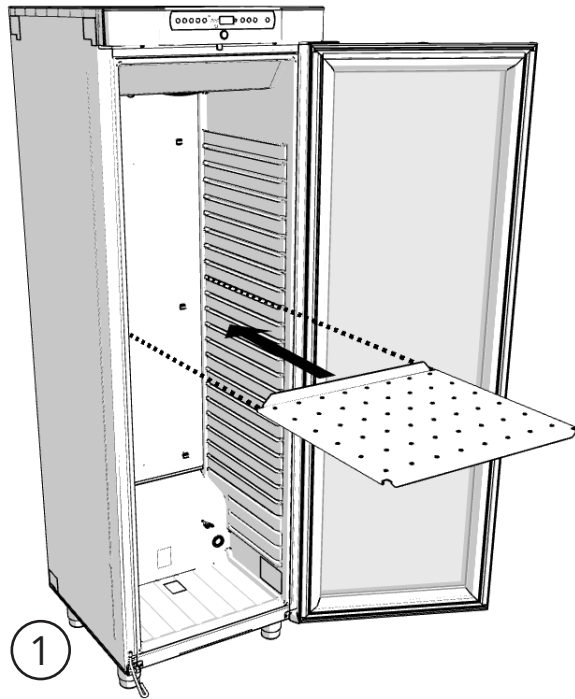

Oppstart

Digitalt display

Det digitale displayet som vises nedenfor, viser skapets temperatur og indikerer om skapet er koblet til en strømkilde.

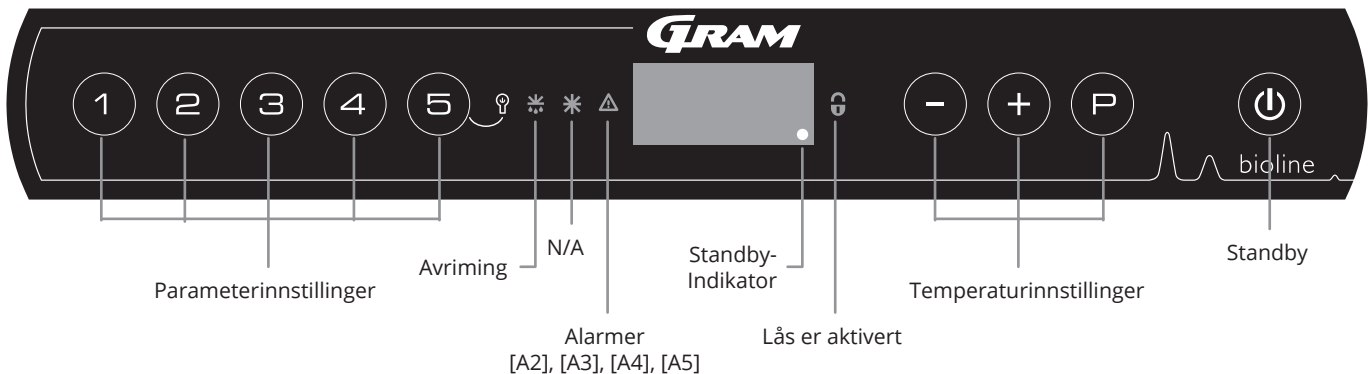

O-1*: Standby

Trykk på -knappen for å slå på skapet. Trykk på -tasten i 6 sekunder for å gå til standby. Kjøle-/fryseskapets programversjon vil vises når kjøle-/fryseskapet slås på, etterfulgt av programvarianten. Skapet er klart for bruk når temperaturen vises.

Skapet vil alltid starte driften når det først er koblet til en strømforsyning. For eksempel etter et strømbrytning eller når du kobler til skapet for første gang.

- OBS -

Pass på at skapet er slått av og at støpselet er tatt ut av stikkontakten før det utføres service på elektriske komponenter.

Det er ikke nok å bare slå av skapet på -knappen ettersom det kan finnes strøm i enkelte elektriske komponenter. Hvis sikringer eller lignende skal skiftes ut, må skapet flyttes til et trygt område.

- ADVARSEL -

IKKE ÅPNE, VEDLIKEHOLDE ELLER JOBBE I ET OMRÅDE DER DET FINNES EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE.

- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

• Parameterinnstilling

Gir tilgang til skapenes konfigurerbare parametre, som alarmer, testprogrammer og sensorverdier.

• Avriming

Avriming er aktivert.

• Lås

Låst, ingen tilgang til funksjoner eller menyer.

• Temperaturinnstillinger

Innstilling av temperatursettpunkt og navigasjon i menyene.

• Standby

Slå skapet på og standby, og navigasjon i menyene.

O-2*: Temperaturinnstilling

Temperaturen stilles inn ved å holde inne -knappen og trykke på -knappen eller -knappen. Bekreft innstillingene ved å slippe knappene.

Intro til navigering av menyene



I tillegg til å stille inn temperaturen og slå på/standby, kan , , og brukes til å navigere i menyen og stille inn skapets parametre.












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


Knappene har følgende funksjoner i menyene:

- Åpne et menytrinn/bekreft en innstilt verdi i parameterinnstillingene.
- Bla oppover i en meny/øk en gitt verdi i parameterinnstillingene (f.eks. alarmgrense).
- Bla nedover i en gitt meny/senk en gitt verdi i parameterinnstillingene (f.eks. alarmgrense).
- Gå tilbake et menytrinn.

Gjennomgang av meny

Menyen nedenfor gir en rask oversikt over skapets parameterinnstillinger.

Menytilgang  +  →	↵	→		
Lokale alarminnstillinger	LAL	LhL	[° C]	Øvre alarmgrense Kode for aktivert alarm [A2]
		LLL	[° C]	Nedre alarmgrense Kode for aktivert alarm [A3]
		Lhd	[min.]	Forsinkelse av øvre alarmgrense
		LLd	[min.]	Forsinkelse av nedre alarmgrense
		dA	Av/på	Døralarm Kode for aktivert alarm [A1] [1=på/0=av]
		dAd	[min.]	Forsinkelse av døralarm
		BU	Av/på	Akustisk signal for alarmkoder [A1], [A2] og [A3]. [1=på/0=av]
Eksterne alarminnstillinger	EAL	EHL	[° C]	Øvre alarmgrense Kode for aktivert alarm [A4]
		ELL	[° C]	Nedre alarmgrense Kode for aktivert alarm [A5]
		EHd	[min.]	Forsinkelse av øvre alarmgrense
		ELd	[min.]	Forsinkelse av nedre alarmgrense
		dA	Av/på	Døralarm Kode for aktivert alarm [A1] [1=på/0=av]
		dAd	[min.]	Forsinkelse av ekstern døralarm
		BU	Av/på	Akustisk signal for eksterne alarmkoder [A1], [A4] og [A5]. [1=på/0=av]
Sensor offset	cAL	cA	[° K]	Offset-innstilling for A-sensor Referansesensor for kjølesystem
		cE	[° K]	Offset-innstilling for E-sensor Referansesensor for display og alarmer
		cF	[° K]	Offset-innstilling for F-sensor Referansesensor for frostsikring
Elektrisk frostsikring	FP	Act	Av/på	Aktivering/deaktivering av frostsikring
		tES	På	Test av frostsikring
		SEt	[° C]	Innstilling av temperatursikring for frostsikring
		PrE	[...]	Avlesning av F-sensorens temperatur i sanntid
		ALL		Aktivering av tilhørende alarmgrenser. [FAS]=låsegrenser/[ESC]=følger settpunkt
		dEF		Antall avriminger per 24 timer (4 er fabrikkinnstilling)
		dPS		Referansesensor for display (A, E eller F)

Knapper	Varighet	Funksjon
 + 	> 3 sekunder	Start eller stopp avriming
 + 	> 6 sekunder	Aktivering/deaktivering av lås
	-	Viser temperatursettpunktverdi
	-	Viser høyest registrert temperatur (siden forrige tilbakestilling av alarmhistorikk)
	-	Viser lavest registrert temperatur (siden forrige tilbakestilling av alarmhistorikk)
 + 	> 3 sekunder	Tilbakestille alarmhistorikk
 +  + 	> 6 sekunder	Gjenopprette fabrikkinnstillinger
 + 	> 3 sekunder	Tilgang til brukermeny og alarminnstillinger

Innvendig lys i skapet (gjelder kun BioCompact II skap med glassdører)

Innstillingene for innvendig lys kan endres ved å trykke på og holde inne -knappen i 3 sekunder.



Det finnes to innstillinger:

- 1) Lyset slås på når døren åpnes (av når den lukkes)
- 2) Lyset er alltid på

Feilkoder

Tabellen nedenfor dekker de forskjellige feilkodene som kan oppstå.

Displaykode	Forklaring
- 0 -	Døren er åpen
[A1]	Døralarm «dAd» fra LAL og/eller EAL er aktivert
[A2]	Lokal øvre alarmgrense (LhL) er eller har blitt aktivert
[A3]	Lokal nedre alarmgrense (LLL) er eller har blitt aktivert
[A4]	Ekstern øvre alarmgrense (EHL) er eller har blitt aktivert
[A5]	Ekstern nedre alarmgrense (ELL) er eller har blitt aktivert
F1	Feil på kjøle-/fryseskapets hovedsensor. Kjølesystemet vil bruke et nødprogram for å starte opp kjøle-/fryseskapet. Temperaturstabiliteten vil bli påvirket. Behov for service
F2	Feil på fordampersensor. Behov for service
F3	Feil på kondensatorsensor 1. Behov for service
F5	Feil på display- og alarmsensor. Behov for service
F6	Feil på frostsikringsensor Behov for service
F7	F7 angir at kondensatortemperaturen er for høy. Slå av kjøle-/fryseskapet og kontroller at kondensatoren ikke er tildekket av uønskede elementer, og se etter om kondensatoren (og muligens filteret) er rent. Service er nødvendig hvis problemet vedvarer.

Kvittering av akustisk alarm

Alarmkode [A1]: Trykk på \ominus for å kvittere.

Temperaturalarmkoder [A2] og/eller [A3]: Blinker i displayet. Trykk på \ominus for å kvittere.

Displayet fortsetter å blinke hvis temperaturen ikke er innenfor alarmgrensene.

Låsealarmer: [A2], [A3], [A4], [A5]

På grund av de potensiella konsekvenserna av larm kommer den røde varningstriangelampen att tändas samtidigt som motsvarande larmkod blinkar i displayen. Larmläget förblir på tills det bekräftas genom att trycka på \ominus .

Avlesning av alarmhistorikk – Eksempel [A2]

- [A2] blinker i displayet – Temperaturen har overskredet innstilt verdi for den øvre temperaturgrensen, LhL.
- Trykk på \ominus for å kvittere [A2]. Displayet fortsetter å blinke for å vise at det finnes informasjon i alarmhistorikken.
- Trykk på \oplus , Htt (High temperature time) som vist ovenfor. Trykk på \ominus for å se hvor lenge temperaturen var over innstilt alarmgrense.
- Trykk på \oplus for å returnere til Htt. Trykk på \oplus for å gå til Ht (Highest temperature).
- Trykk på \ominus for å lese av høyest registrert temperatur under Htt.
- Trykk på \oplus for å returnere til Ht og trykk på \oplus igjen for å forlate alarmhistorikken.

Prosedyren for å lese av en [A3] alarm er identisk bortsett fra å angi alarmhistorikken med \ominus .

Parametrene er Ltt og Lt ved avlesning av temperaturer under innstilt verdi.

Et blinkende display uten alarmkoder angir at alarmkodene er kvittert, men at alarmsystemet inneholder informasjon.

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk

Nullstilling av maks/min og alarmhistorikk gjøres ved å holde nede \ominus og \oplus i mer enn 3 sekunder.

Et akustisk signal vil høres når tilbakestillingen er komplett.

Lokal øvre alarmgrense Lokal nedre alarmgrense

O-3*: LhL – Stille inn øvre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på P for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «LhL». Øvre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk på \ominus eller \oplus for å stille inn ønsket verdi for øvre alarmgrense
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
 - Øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med \ominus eller \oplus .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

O-4*: LLL – Stille inn nedre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på P for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på \oplus for å fortsette til «LLL»
- ↳ Trykk på P for å velge «LLL» Nedre alarmgrense vises nå i displayet
- ↳ Trykk på \ominus eller \oplus for å stille inn ønsket verdi for nedre alarmgrense
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
 - Nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med \ominus eller \oplus .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/frysenskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Forsinkelse av lokal øvre alarm

Forsinkelse av lokal nedre alarm

O-5*: Lhd – Stille inn forsinkelse av lokal øvre alarmgrense [min.]

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på P for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «Lhd» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «Lhd» Forsinkelse av øvre alarmgrense vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av øvre alarmgrense
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Forsinkelse av øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

O-6*: LLd – Stille inn forsinkelse av lokal nedre alarmgrense [min.]

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på P for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «LLd» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «LLd». Forsinkelse av nedre alarmgrense vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av nedre alarmgrense
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Forsinkelse av nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinettemperaturen vises i displayet



– OBS –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Aktivere/deaktivere lokal døralarm

Forsinkelse av lokal døralarm

O-7*: dA – Aktivere/deaktivere lokal døralarm

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på P for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på + flere ganger til «dA» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «dA».
- ↳ Trykk på - eller + for å aktivere/deaktivere lokal døralarm [1 = aktivert/0 = deaktivert]
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Lokal døralarm er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinetttemperaturen vises i displayet

O-8*: dAd – Stille inn forsinkelse av lokal døralarm [min.]

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på P for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på + flere ganger til «dAd» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «dAd». Forsinkelse av lokal døralarm vises nå i displayet
- ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av lokal døralarm
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Forsinkelse av lokal døralarm er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter ved å bruke - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinetttemperaturen vises i displayet



- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Lokale akustiske innstillinger

O-9*: BU – Aktivering/deaktivering av lokale, akustiske alarmer

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på P for å velge «LAL». «LhL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «BU» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «BU»
 - ↳ Trykk på - eller + for å aktivere/deaktivere lokale, akustiske alarmer [1 = aktivert/0 = deaktivert]
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Lokale akustiske alarmer er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinetttemperaturen vises i displayet



- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/frysescapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Ekstern høy alarm Ekstern lav alarm

O-10*: EHL – Stille inn ekstern øvre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «EAL» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «EHL» Ekstern øvre alarmgrense vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for ekstern øvre alarmgrense
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Ekstern øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinetttemperaturen vises i displayet

O-11*: ELL – Stille inn ekstern nedre alarmgrense [°C]

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «EAL» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på + for å fortsette til «ELL»
 - ↳ Trykk på P for å velge «ELL». Ekstern nedre alarmgrense vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for ekstern nedre alarmgrense
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Ekstern nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinetttemperaturen vises i displayet



- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense

Forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense

O-12*: EHd – Stille inn forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense [min.]

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + 1$ i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på + for å fortsette til «EAL»
 - ↳ Trykk på P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «EHd» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «EHd». Forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Forsinkelse av ekstern øvre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på U , og navigér deretter ved å bruke - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på U flere ganger til kabinettetemperaturen vises i displayet

O-13*: ELd – Stille inn forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense [min.]

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + 1$ i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på + for å fortsette til «EAL»
 - ↳ Trykk på P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «ELd» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «ELd». Forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av nedre alarmgrense
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Forsinkelse av ekstern nedre alarmgrense er nå stilt inn. Fortsett til andre parametre ved å trykke på U , og navigér deretter ved å bruke - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på U flere ganger til kabinettetemperaturen vises i displayet



– OBS –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/frysescapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Aktivering/deaktivering av ekstern døralarm

Forsinkelse av ekstern døralarm

O-14*: dA – Aktivering/deaktivering av ekstern døralarm

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på + for å fortsette til «EAL»
- ↳ Trykk på P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på + flere ganger til «dA» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «dA»
- ↳ Trykk på - eller + for å aktivere/deaktivere ekstern døralarm [1 = aktivert/0 = deaktivert]
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
 - Ekstern døralarm er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinetttemperaturen vises i displayet

O-15*: dAd – Stille inn forsinkelse av ekstern døralarm [min.]

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på + for å fortsette til «EAL»
- ↳ Trykk på P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på + flere ganger til «dAd» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «dAd». Forsinkelse av ekstern døralarm vises nå i displayet
- ↳ Trykk på - eller + for å stille inn ønsket verdi for forsinkelse av ekstern døralarm
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
 - Forsinkelse av ekstern døralarm er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter ved å bruke - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Eksterne akustiske innstillinger

O-16*: BU – Aktivering/deaktivering av eksterne, akustiske alarmer

- ↳ Trykk og hold inne P + 1 i mer enn 3 sekunder
 - ↳ Trykk på + for å fortsette til «EAL»
 - ↳ Trykk på P for å velge «EAL». «EHL» vises nå i displayet
 - ↳ Trykk på + flere ganger til «BU» vises i displayet
 - ↳ Trykk på P for å velge «BU»
 - ↳ Trykk på - eller + for å aktivere/deaktivere eksterne, akustiske alarmer [1 = aktivert/0 = deaktivert]
 - ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- Eksterne, akustiske alarmer er nå konfigurert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med - eller + .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Sensor offset

Følgende del dekker A-, E- og F-sensor offset.

Temperatursensorene som er tilkoblet MPC-kontrollenheten, kan justeres uavhengig av hverandre i parameteren cAL.

Offset brukes i tilfeller der det finnes avvik i skapets reelle ytelse sammenlignet med displayet og/eller kontrolltiltak via uavhengig temperaturovervåking.

Kjøle-/fryseskapet er utstyrt med en A-sensor, en ekstra sensor, E-sensor og en valgfri F-sensor

A-sensoren brukes til å styre skapets kjølesystem og er festet i en gitt posisjon i skapet, ikke i oppbevaringsrommet. A-sensoren må ikke flyttes.

A-sensoren skal justeres hvis aktuell temperatur i kjøle-/fryseskapet ikke matcher settpunktet, til tross for at hysteres tas i betraktning. A-sensor offset kalles «cA».

E-sensoren er plassert i kjøle-/fryseskapets oppbevaringsrom og kan flyttes rundt i kjøle-/fryseskapet for å få ønsket referansepunkt for temperatur. E-sensoren er standard displaysensor og referanse for alarmene. E-sensoren påvirker ikke kjølesystemet.

E-sensoren skal justeres hvis den aktuelle temperaturen i kjøle-/fryseskapets display, gitt at displaysensoren for referanse er E-sensoren, ikke matcher den uavhengige temperaturovervåkingen. E-sensor offset kalles «cE».

F-sensoren er plassert i oppbevaringsrommet, i nærheten av den kalde luftstrømmen som kommer ut av luftfordelingssystemet. F-sensoren må ikke flyttes ettersom dette kan påvirke når frostsikring aktiveres.

F-sensoren skal justeres hvis temperatursikringen for frostsikring ikke matcher settpunkttemperatur for frostsikring. F-sensor offset kalles «cF».

Praktisk eksempel på offset:

Eksempel 1 – Temperaturen i skapet er lavere enn faktisk settpunkt.

Med et settpunkt på +4 °C er den reelle temperaturen i skapet mellom +2 °C og +4 °C. Ønsket temperaturområde er mellom +3 °C og +5 °C. Dette betyr at «cA», i dette tilfellet, skal være -1,0 K, slik at kjølesystemet stopper 1,0 K før og starter 1,0 K senere enn settpunktet.

Eksempel 2 – Temperaturen i skapet er høyere enn faktisk settpunkt.

Med et settpunkt på +4 °C er den reelle temperaturen i skapet mellom +4 °C og +6 °C. Ønsket temperaturområde er mellom +3 °C og +5 °C. Dette betyr at «cA», i dette tilfellet, skal være +1,0 K, slik at kjølesystemet stopper 1,0 K senere og starter 1,0 K tidligere enn settpunktet.

A-sensor offset

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + 1$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på \oplus flere ganger til «cAL» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «cAL». «cA» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «cA»
- ↳ Trykk på \ominus eller \oplus for å justere A-sensoren
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
 - A-sensoren er nå justert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med \ominus eller \oplus
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

E-sensor offset

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + 1$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på \oplus flere ganger til «cAL» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «cAL». «cA» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på \oplus til «cE» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «cE»
- ↳ Trykk på \ominus eller \oplus for å justere E-sensoren
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
 - E-sensoren er nå justert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med \ominus eller \oplus .
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

F-sensor offset

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + 1$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på \oplus flere ganger til «cAL» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «cAL». «cA» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på \oplus til «cF» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «cF»
- ↳ Trykk på \ominus eller \oplus for å justere F-sensoren
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
 - F-sensoren er nå justert. Fortsett til andre parametre ved å trykke på P , og navigér deretter med \ominus eller \oplus
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

Tilhørende/innstilte alarmgrenser

Følgende del handler om tilhørende eller innstilte alarmgrenser.

ALL- Innstilling av tilhørende/ angitte alarmgrenser

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på + flere ganger til «ALL» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge "ALL"
- ↳ Trykk på - eller + for å velge innstilte eller tilhørende alarmgrenser
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinnettemperaturen vises i displayet

«**Innstilt alarm**» er faste grenser uavhengig av settpunktet. Alarmgrenser for temperatur vil være de valgte verdiene uavhengig av om settpunktet endres.

«**Tilhørende alarm**» er faste grenser som er låst til settpunktet. Alarmgrensene for temperatur vil endres når settpunktet endres.



- OBS -

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Avriming/24 timer

Følgende del handler om avriming/24 timer.

O-17*: dEF – Antall avriminger

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på (+) flere ganger til «dEF» vises i displayet
- ↳ Trykk på (P) for å velge «dEF»
- ↳ Trykk på (-) eller (+) for å stille inn ønsket antall avriminger i løpet av 24 timer (fabrikkinnstilling er 4)
- ↳ Trykk på (P) for å bekrefte valget
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (⏻) flere ganger til kabinetttemperaturen vises i displayet.

OBS: Det er viktig at avriming ikke settes til 0 i en lengre periode ettersom dette vil redusere kjøle-/fryseskapets kjølekapasitet.



– OBS –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Displaysensor

Følgende del handler om hvilken sensor som skal vises i displayet.

O-18*: dPS – Displaysensor

- ↳ Trykk og hold inne (P) + (1) i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på (+) flere ganger til «dPS» vises i displayet
- ↳ Trykk på (P) for å velge «dPS»
- ↳ Trykk på (-) eller (+) for å velge enten A- eller E-sensor
- ↳ Trykk på (P) for å bekrefte valget
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på (⏻) flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet



dPS endrer kun referansesensoren for displayet, ikke referansesensoren for alarmene.



Referansesensoren for kjølesystemet er en A-sensor. Dette kan ikke endres.



– OBS –

Alarminnstillinger for lav og høy temperatur i kjøle-/fryseskapets kontrollenhet (inkludert EAL-alarmer) må alltid følges av ekstra redundans-uavhengige eksterne alarmer for optimal sikkerhet.

Elektrisk frostsikring

Følgende del handler om elektrisk frostsikring.

FP – Aktivering/deaktivering av frostsikring

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på + flere ganger til «FP» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «FP». «Act» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «Act»
- ↳ Trykk på - eller + for å aktivere/deaktivere [1 = aktivert/0 = deaktivert]
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

FP – Settpunkt for frostsikring

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på + flere ganger til «FP» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «FP». «Act» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på + flere ganger til «SEt» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «SEt»
- ↳ Trykk på - eller + for å velge settpunkttemperatur for frostsikring
- ↳ Trykk på P for å bekrefte valget
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til skaptemperaturen vises i displayet

FP – Test av frostsikring

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på + flere ganger til «FP» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «FP». «Act» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på + for å fortsette til «tES»
- ↳ Trykk på P for å velge «tES». Testen vil starte
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinettemperaturen vises i displayet

FP – Temperatur for frostsikringsensor

- ↳ Trykk og hold inne $\text{P} + \text{1}$ i mer enn 3 sekunder
- ↳ Trykk på + flere ganger til «FP» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «FP». «Act» vises nå i displayet
- ↳ Trykk på + flere ganger til «Pre» vises i displayet
- ↳ Trykk på P for å velge «Pre»
- ↳ Trykk på P for å vise temperaturen for frostsikringsensor
- ↳ Forlat brukermenyen ved å trykke på P flere ganger til kabinettemperaturen vises i displayet

Lasthøyde

Følgende del viser hvordan produkter skal plasseres og oppbevares i skapet.

For å sikre den nødvendige luft-sirkulasjon/kjøling i skapet, skal de markerte områder holdes fri for produkter. Se illustrasjoner.

Det skal ikke plasseres produkter på nederste hyllebrakett. Alle produkter i skapet skal være innkapslet eller pakket inn for å redusere risikoen for at skapets ytelse og/eller levetid forringes.




Produkter som plasseres nederst i kjøle-/fryseskapet vil føre til dårlig luftsirkulasjon, noe som reduseres kjøle-/fryseskapets ytelse.

Produktene skal fordeles jevnt i skapet etter minst lagtykkelse/størst flate. Samtidig skal luften sirkulere fritt mellom produktene.


Skapet er ikke egnet for oppbevaring av gjenstander som avgir damp, da de kan korrodere skapet og dets komponenter.




Skåpets insida får ikke utsattas för korrosiv atmosfär.

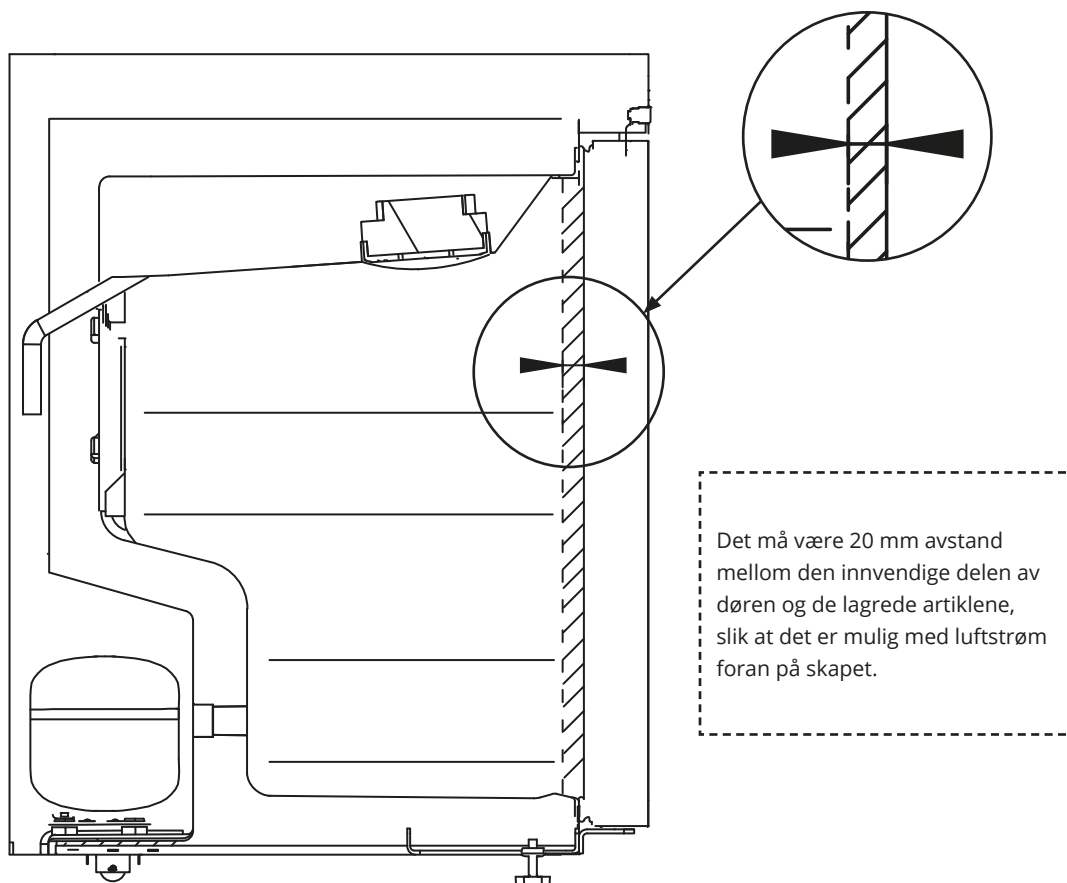

Lasthøyde - BioCompact II 410

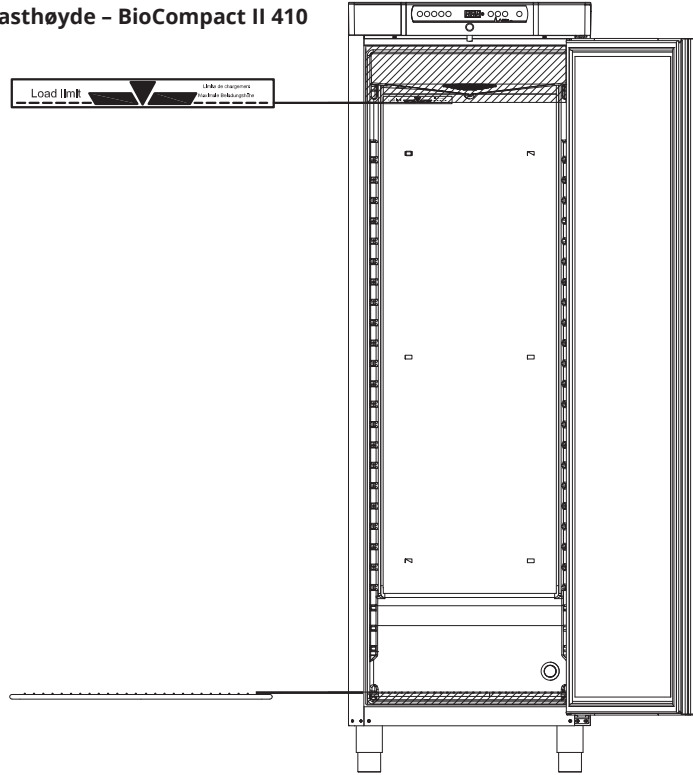


Lasthøyde - BioCompact II 610

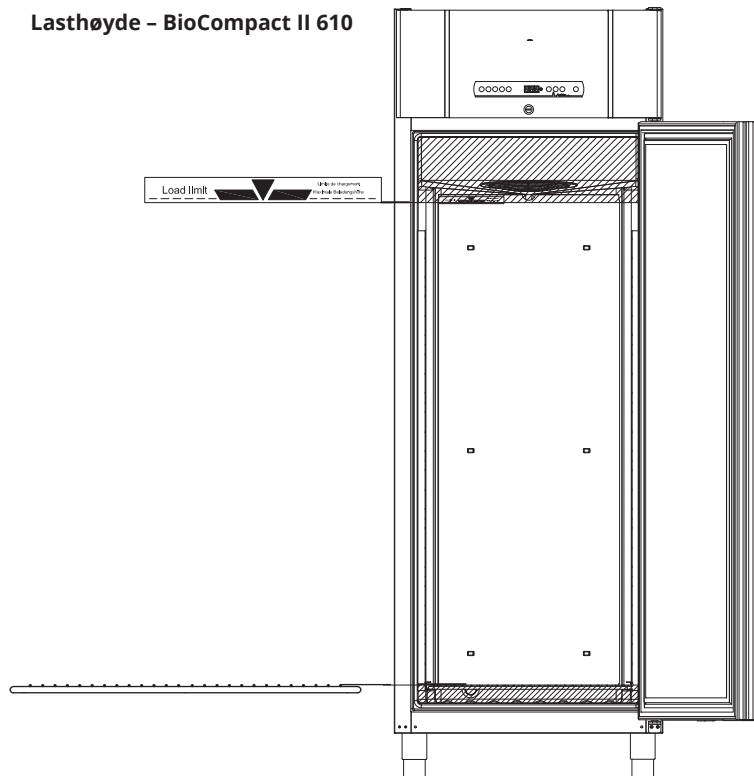

Dørlås

BioCompact II-skapet er utstyrt med en sikkerhetslås

Illustrasjonen nedenfor viser dørlåsen

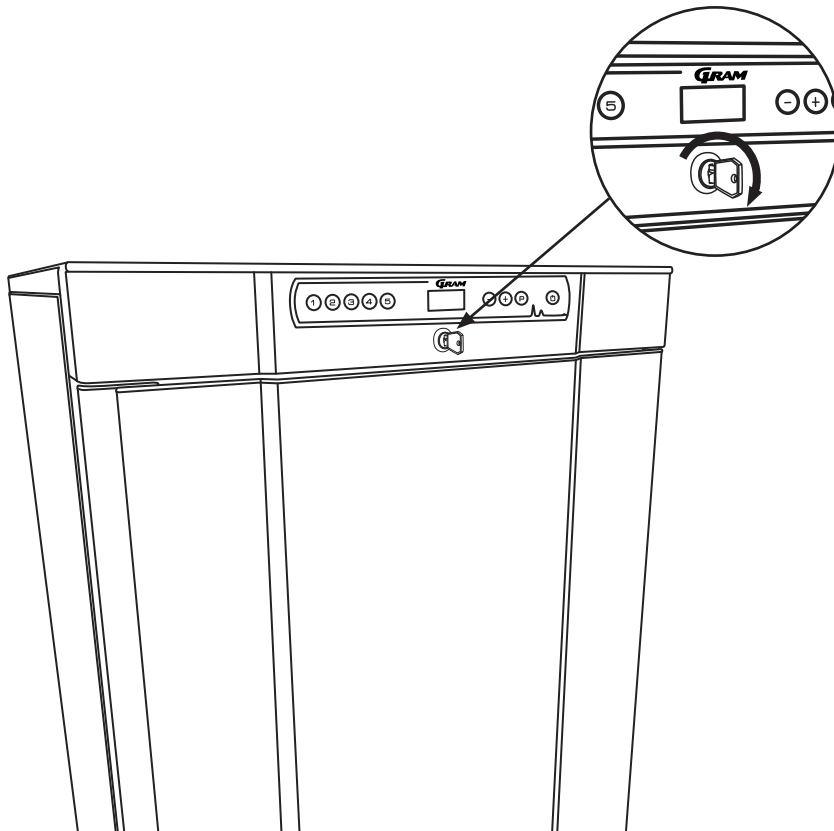

Regelmessig vedlikehold

Rengjøring

Manglende rengjøring kan føre til at skapet ikke fungerer slik det skal eller ikke i det hele tatt.



Kjøle-/fryseskapet skal rengjøres innvendig med en mild såpeløsning (maks. 85 °C) med jevne mellomrom, og kjøle-/fryseskapet skal kontrolleres grundig før det settes i drift.

Rengjøringsmidler med en pH på 5 ± 1 kan brukes når en mild såpeløsning eller vann brukes til å fjerne stoffer som kan skade kabinettkomponenter eller overflater. Rengjøringsmiddelet skal være kompatibelt med materialer som stål, legering, metallplater, lakk og plast.



Kompressorummet og spesielt kondensatoren skal være støv- og smussfritt til enhver tid. Dette gjøres best med en støvsuger og en børste.

Det anbefales at dryppbakken med smeltevann kontrolleres regelmessig for fremmedlegemer og rengjøres deretter.

Det må ikke spyles med vann i kompressorum eller fordamper.

Det skal ikke brukes rengjøringsmidler som inneholder klor eller andre aggressive midler ettersom de kan føre til korrosjon.

Plassering av kondensatorer for bunn- og toppmonterte kompressorer er vist nedenfor.

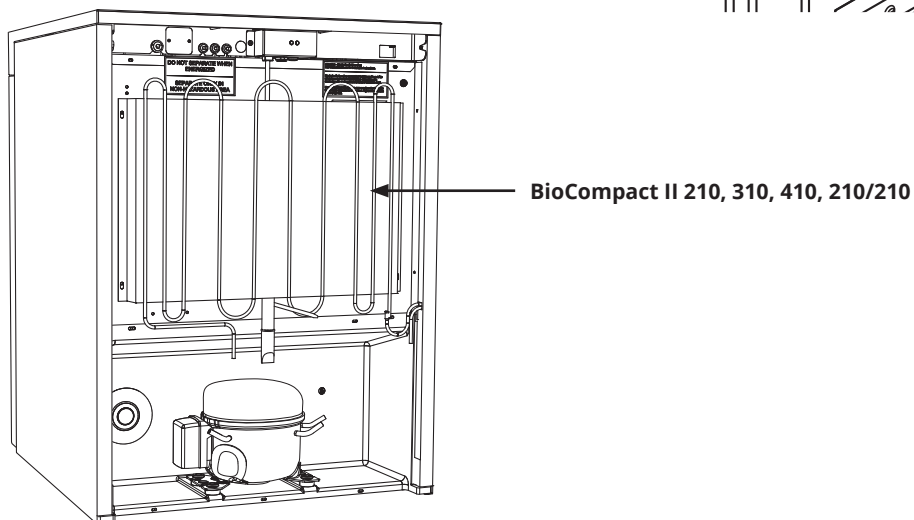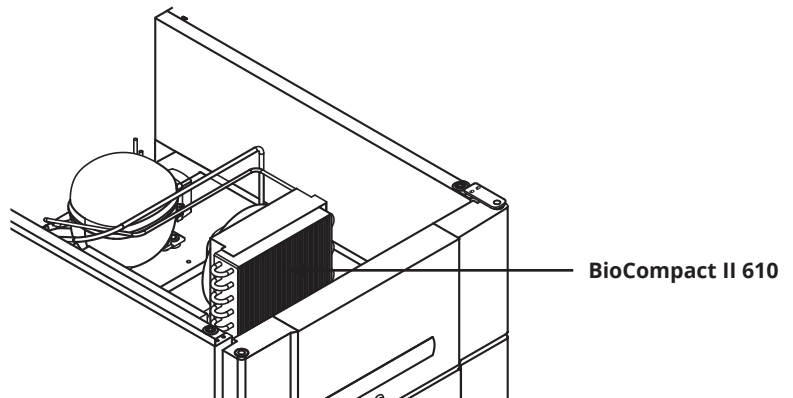

Dørpakning

Følgende del handler om hvor viktig det er med tette dørpakninger.

Dørpakningene er en viktig del av kjøle-/fryseskapet. Ødelagte dørpakninger kan føre til økt fuktighet, ising av fordampere (og dermed redusert kjølekapasitet), og i enkelte tilfeller, redusere kjøle-/fryseskapets levetid.


Det er derfor veldig viktig å kontrollere tilstanden til dørpakningene med jevne mellomrom.

Dørpakningene skal rengjøres med en mild såpeløsning med jevne mellomrom.

Hvis en dørpakning må skiftes ut, skal du kontakte din lokale Gram BioLine-forhandler.

Illustrasjonen nedenfor viser plasseringen av dørpakning.

BioCompact II 410

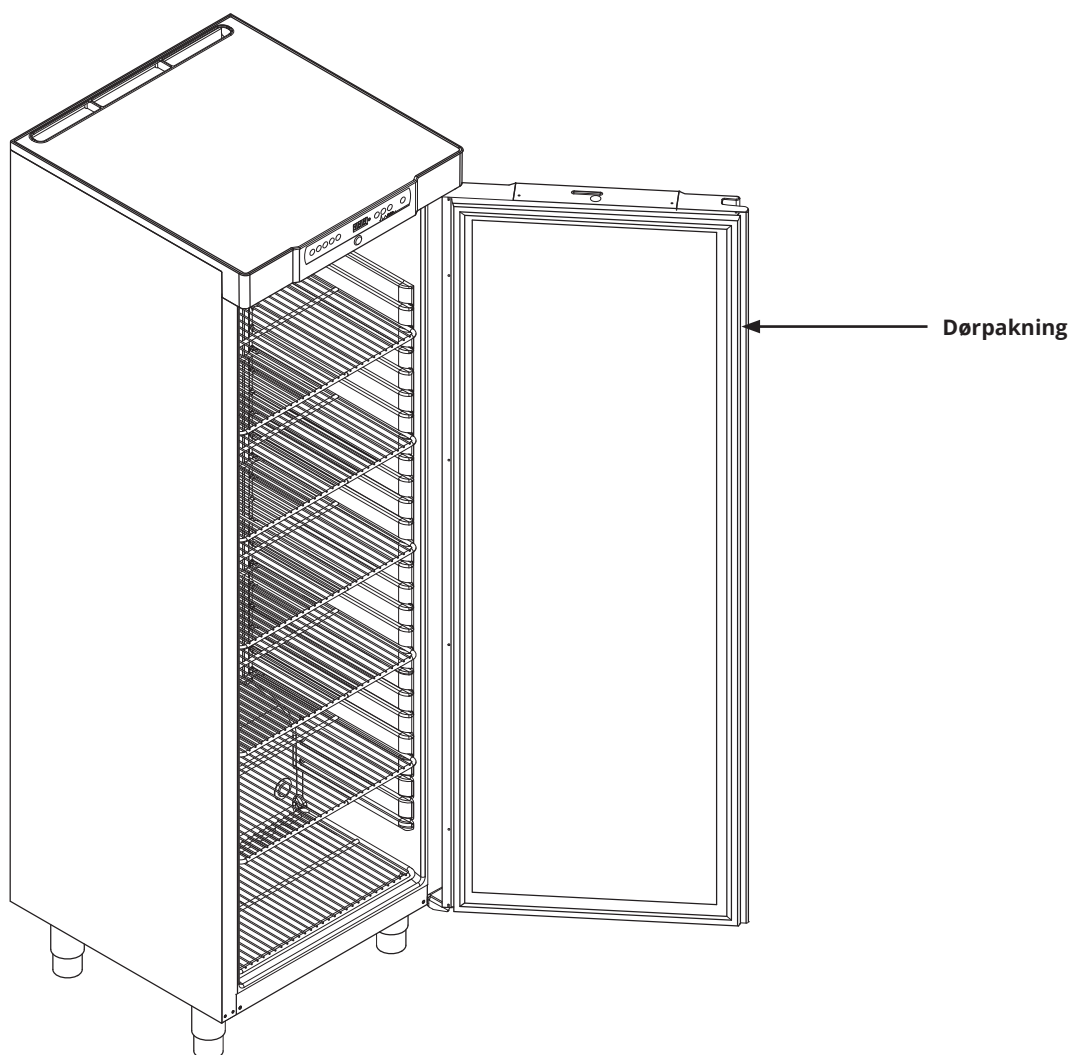

Generell informasjon

Service

Les nøye gjennom følgende informasjon om teknisk sikkerhet og ansvar for Gram BioLine-produkter.



- ADVARSEL -

IKKE ÅPNE, VEDLIKEHOLDE ELLER JOBBE I ET OMRÅDE DER DET FINNES EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE.



Ved service: Pass på at enheten er slått av og at støpselet er tatt ut av stikkkontakten før det utføres service på skapet. Det er ikke nok å bare slå av skapet med standby-knappen (⏻) ettersom det kan finnes strøm i enkelte elektriske komponenter av skapet.



Garantien kan bli ugyldig hvis skapet brukes til andre formål enn tiltenkt bruk, eller på annen måte ikke i samsvar med retningslinjene i bruksanvisningen.



Defekte deler må skiftes ut med originaldeler fra Gram BioLine. Gram BioLine kan kun garantere skapenes funksjonalitet og sikkerhet hvis det ovenfornevnte følges.



Skapet må kontrolleres minst én gang i året av en autorisert tekniker fra Gram BioLine. Kjølesystemet og den hermetisk lukkede kompressoren krever ikke vedlikehold. Kondensatoren må imidlertid rengjøres regelmessig.



Vær oppmerksom på at skap som bruker hydrokarboner (HC) som kjølemiddel, kan ha behov for spesialhåndtering fra kvalifiserte teknikere.


Type/nummerskilt

Følgende avsnitt beskriver hvor du finner type/nummerskilt

Hvis kjølingen svikter, må du først se om kjøle-/frysescapet er slått av utilsiktet eller om det har gått en sikring.


Hvis du ikke finner årsaken til feilen, ta kontakt med leverandøren og oppgi type og S/N. Denne informasjonen finner du på type-/nummerskiltet.

Type-/nummerskilt - BioCompact II 610

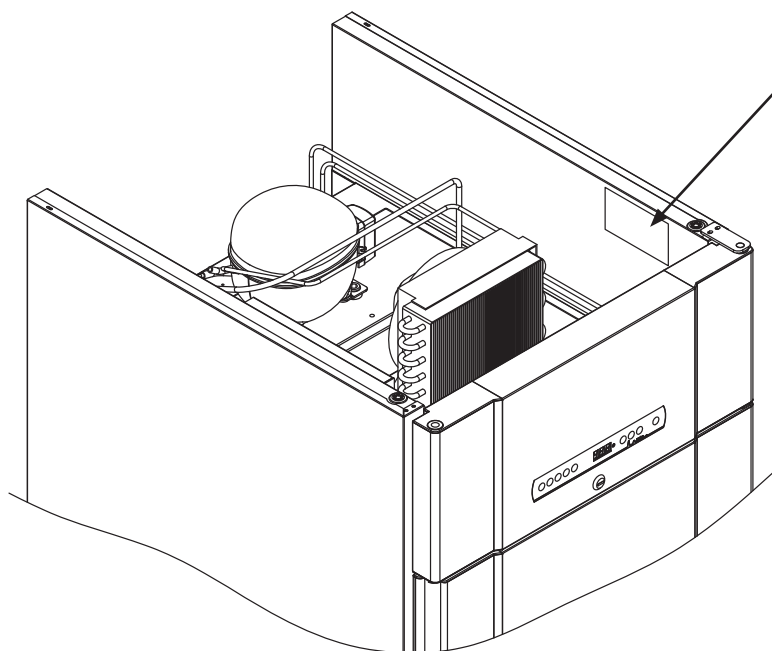

Gram Scientific ApS Aage Grams Vej 1, 6500 Vejens Made in DK: CVR 43122193		GRAM	
Type: BR610 LG 102950416R	Input: 230 V 50 Hz 103 W 1,11 A	Defrost: 17 W	
Part No: 886110600	Refrigerant: R600a	33g	
PO No: 1066146 YYYY-WW2019-18	CO2e: 1	Climate class: S (M1)	
S/N: 10295532	Foam Propellant: Cydotentane	Isolation class: IP21	
Permissible operation over-pressure: 19,0 bar		Suction pipe: 25,0 bar	
Ex nA nC nL IIB TSIJ 3G		Discharge pipe: 125	
TÖV 08 ATEX 381563		Net volume: 104	
CE		10295532	

Type-/nummerskilt - BioCompact II 210

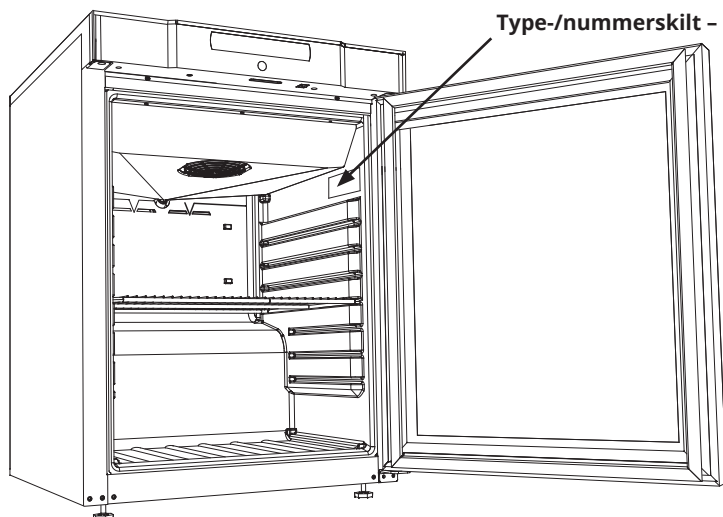

Smeltevann

Skapet skiller ut smeltevann som ledes ut i en dryppbakke på baksiden av skapet.

Skapet skiller ut smeltevann som ledes ut i en dryppbakke på baksiden av skapet.

BioCompact II 610 – Smeltevann ledes gjennom et rør i isolasjonen til en dryppbakke på baksiden av skapet.

BioCompact II 210, 310, 210/210, 310/210, 410 – Smeltevann ledes gjennom et rør i isolasjonen til en dryppbakke i kompressorrrommet på baksiden av skapet.


Nedenfor vises dryppbakkene for smeltevann til BioCompact II 410 og BioCompact II 610




Det anbefales at dryppbakken med smeltevann kontrolleres regelmessig for fremmedlegemer og rengjøres deretter. Dette skal gjøres når kjøle-/fryseskapet er slått av.

Pass på at du ikke skader smeltevannrøret og varmeelementet (plassert på dryppbakken) ved rengjøring.

BioCompact II 410

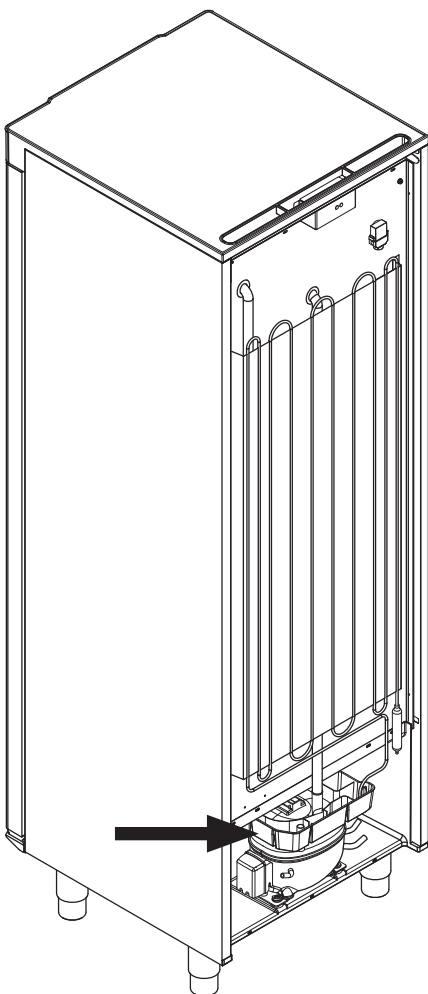

BioCompact II 610

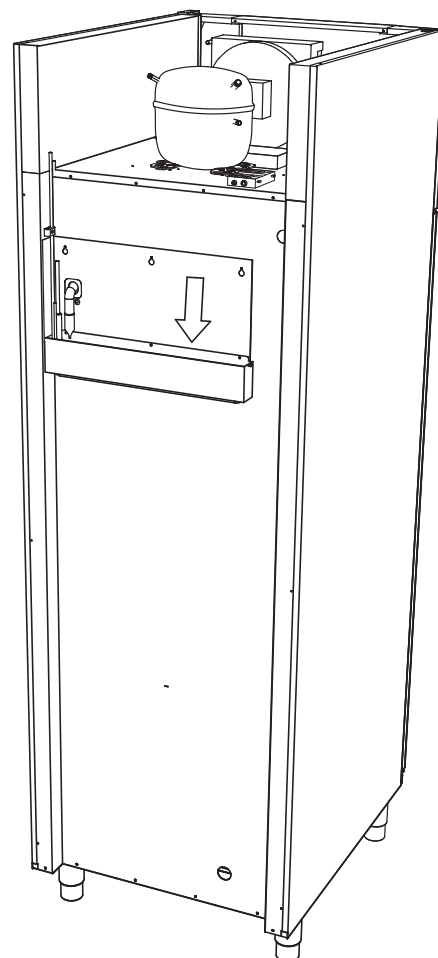

Gjennomføring



Alle BioCompact II skap er utstyrt med en gjennomføring på baksiden av skapene. Dette kan brukes for å montere eksterne sensorer på en enkel måte.

Alle gjennomføringer er laget på samme måte med en konisk plugg av polystyren (montert på baksiden av skapet) og en plasthette (montert på innsiden av skapet).



Husk at det er veldig viktig å montere pluggen og plasthetten etter montering av sensoren, sonden, osv. Hvis ikke, kan det føre til redusert ytelse eller funksjonsfeil i skapet.

Tilgangsportene er tydelig merket med "Access port" (Tilgangsport) på kabinettet. Finn plasseringen på denne siden.

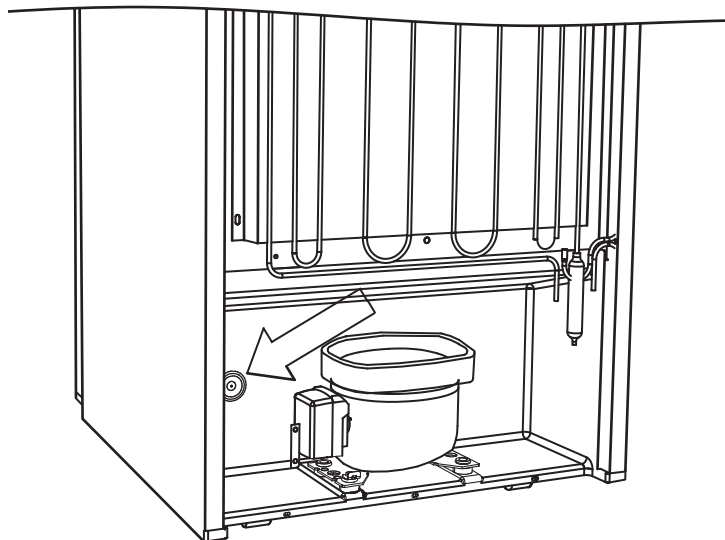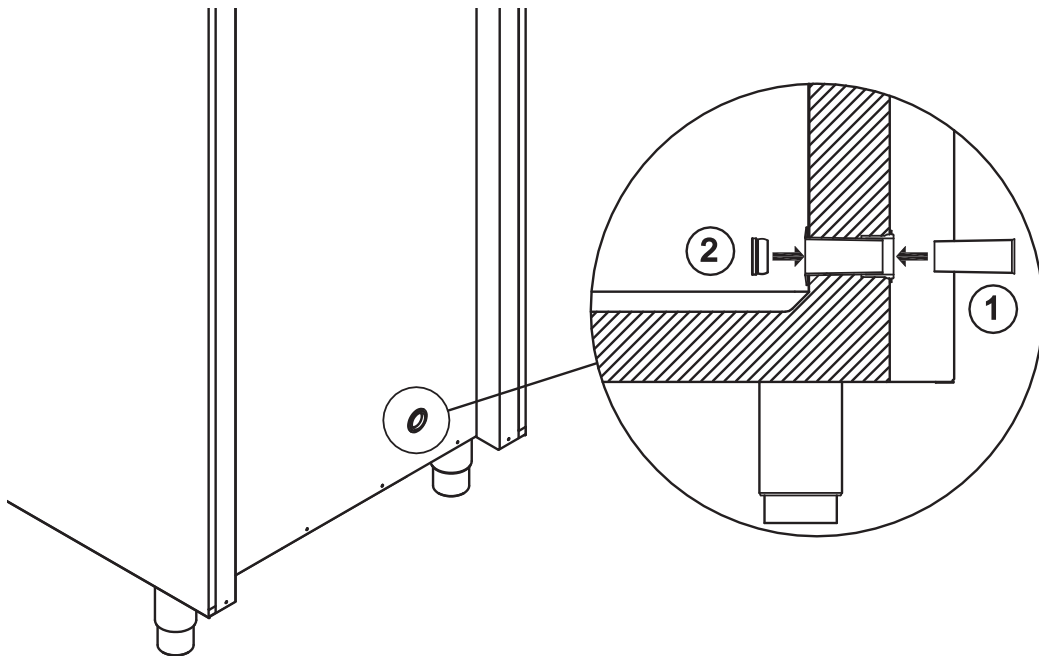

Viktig

Ved behov for produktstøtte, vennligst kontakt oss på: support@gram-bioline.com



– VIKTIG –

1. Det kan være skarpe kanter på kabinettet, kompressorrommet og innsiden. Vær oppmerksom når du håndterer kabinettet. Hvis du unnlater å følge disse forholdsreglene, kan det føre til skader.
2. Fare for klemskader i dørkarmen mellom døren og kabinettet. Bruk sunn fornuft når du åpner og lukker kjøle-/fryseskaddøren. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
3. Fare for klemskader i skuffekarmen mellom skuffene og kjøle-/fryseskapets interiør. Bruk sunn fornuft ved bruk av skuffene. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
4. Vær spesielt oppmerksom på lukkende dører med selvlukkende mekanisme, da disse er fjærbelastede. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
5. Ulåste trinser/hjul kan føre til at kjøle-/fryseskapet forflytter seg. Lås trinsene/hjulene etter installasjon. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
6. Dryppbakken, varmeelementet, trykkrørene og kompressorene kan bli svært varme under drift. Pass på at disse komponentene er tilstrekkelig temperert før de berøres. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
7. Fordamperen blir meget kald under bruk. Pass på at fordamperen er tilstrekkelig temperert før den berøres. Det kan oppstå personskader hvis denne sikkerhetsregelen ikke følges.
8. Unngå å berøre viftene mens kjøle-/fryseskapet er koblet til strømforsyningen for å hindre personskader. Det kan oppstå personskader hvis disse sikkerhetsreglene ikke følges.
9. Ingen uautoriserte endringer er tillatt.

Avfallshåndtering

Følgende del dekker avhending av elektrisk og elektronisk utstyr.


Hos Gram BioLine er vi opptatt av miljømessig bærekraft og fullt samsvarer med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet, hvis avfallet (WEEE) ikke blir håndtert på riktig måte. Avfallshåndtering av apparater i EU-land skal utføres i samsvar med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Dette kjøleskapet eller fryseren er spesialutviklet for biovitenskapelige formål, og det er derfor viktig å rengjøre apparatet grundig for å forhindre rester eller skadelige stoffer. Selv om ikke WEEE-direktivet krever at rengjøring dokumenteres, anses det som god praksis å sikre at kjøleskapet er fritt for forurensning før det sendes til resirkulering eller avfallshåndtering. Dette bidrar til å beskytte personer som er ansvarlige for håndtering av apparatet, og sikrer en sikker og miljøvennlig resirkuleringsprosess.

Riktig avfallshåndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr bidrar til å redusere avfall og minimere miljøpåvirkningen. Ved å følge riktig håndteringspraksis støtter organisasjonen forurensningsforebygging og ressursbevaring. Resirkulerte materialer sorteres, rengjøres og behandles for gjenbruk, noe som bidrar til bærekraft og reduserer behovet for nye råmaterialer.

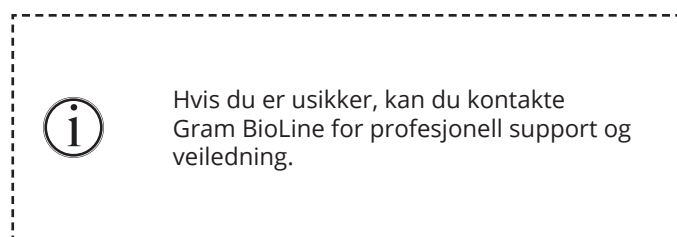

Datablad

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210

Generelle data:

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210, 310/210

Tekniske spesifikasjoner	Data
Tilkopling	230V, 50 Hz
Styreenhet	Gram kontrollenhet med spenningsfri kontakt, alarmer og offset-funksjon
Alarmer	Alarmer som er akustiske og visuelle, for høy/lav temperatur og døralarm
Alarmporter	Spenningsfri kontakt
Gjennomføring	1 stykk ø24,5 mm
Dør	Høyre- eller venstrehengslet
Innvendig materiale	PS-fôr
Utvendig materiale	Belegg i hvitlakkert stål eller rustfritt stål
Veggykkelse	52 mm
Isolering	50 mm polyuretan med drivmiddel av HFC-fri syklopentan
Luftsystem	BioLine ventilert luftfordelingssystem
Avrimingssystem	Automatisk smart avriming med fordamping av avrimingsvann
IP-klasse	IP21

BioCompact II RR210 H

BioCompact II RR210 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,36 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	125 liter
Nettovolum	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	80 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	150 W
GWP – CO ₂ e	114,4
Energiforbruk – standard settpunkt	0,5 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100 %	119 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	210 W
Nominelt forbruk	110 W
Startstrøm	6,9 A
Lydnivå	–

BioCompact II RR210 H – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,5514 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	125 liter
Nettovolum	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	80 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	220 W
GWP – CO ₂ e	114,4
Energiforbruk – standard settpunkt	0,970 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100 %	173 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	40 W
Nominelt forbruk	188 W
Startstrøm	9,7 A
Lydnivå	–

BioCompact II RR310 H

BioCompact II RR310 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	218 liter
Nettovolum	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	115 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	173 W
GWP – CO ₂ e	164,45
Energiforbruk – standard settpunkt	0,540 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100 %	137 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	22 W
Nominelt forbruk	145 W
Startstrøm	8,6 A
Lydnivå	–

BioCompact II RR310 H – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,50 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	218 liter
Nettovolum	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	95 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	220 W
GWP – CO ₂ e	135,85
Energiforbruk – standard settpunkt	–
Varmeavgivelse 100 %	–
Standard settpunkt for varmeavgivelse	–
Nominelt forbruk	183 W
Startstrøm	9,7 A
Lydnivå	–

BioCompact II RR410 H

BioCompact II RR410 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T4 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	346 liter
Nettovolum	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	120 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	173 W
GWP – CO ₂ e	171,6
Energiforbruk – standard settpunkt	0,706 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100 %	132 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	29 W
Nominelt forbruk	140 W
Startstrøm	8,6 A
Lydnivå	–

BioCompact II RR410 H – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,5375 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T4 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	346 liter
Nettovolum	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	120 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	314 W
GWP – CO ₂ e	171,6
Energiforbruk – standard settpunkt	–
Varmeavgivelse 100 %	–
Standard settpunkt for varmeavgivelse	–
Nominelt forbruk	197 W
Startstrøm	5,9 A
Lydnivå	–

BioCompact II RF210 H

BioCompact II RF310 H

BioCompact II RF210 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	125 liter
Nettovolum	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	70 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	149 W
GWP – CO ₂ e	100,1
Energiforbruk – standard settpunkt	1,49 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100 %	148 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	66 W
Nominelt forbruk	158 W
Startstrøm	5,9 A
Lydnivå	-

BioCompact II RF310 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	218 liter
Nettovolum	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	80 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	216 W
GWP – CO ₂ e	114,4
Energiforbruk – standard settpunkt	-
Varmeavgivelse 100 %	-
Standard settpunkt for varmeavgivelse	-
Nominelt forbruk	187 W
Startstrøm	11,3A
Lydnivå	-

BioCompact II RF410 H

BioCompact II RF410 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	346 liter
Nettovolum	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	95 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	216 W
GWP – CO ₂ e	135,85
Energiforbruk – standard settpunkt	2,285 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100 %	174 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	95 W
Nominelt forbruk	191 W
Startstrøm	11,3 A
Lydnivå	–

BioCompact II RR210/RR210 H

BioCompact II RR210/RR210 H - Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,36 W/(m ² *K);
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	2 x 80 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	2 x 150 W
GWP - CO ₂ e	2 x 114,4
Energiforbruk - standard settpunkt	2 x 0,5 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	2 x 119 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	2 x 21 W
Nominelt forbruk	2 x 110 W
Startstrøm	2 x 6,9A
Lydnivå	-

BioCompact II RR210/RR210 H - Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,5114 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	2 x 80 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	2 x 220 W
GWP - CO ₂ e	2 x 114,4
Energiforbruk - standard settpunkt	2 x 0,970 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	2 x 173 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	2 x 40 W
Nominelt forbruk	2 x 188 W
Startstrøm	2 x 9,7 A
Lydnivå	-

BioCompact II RR210/RF210 H

BioCompact II RR210/RF210 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20 °C RF210: -25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	RR210: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	RR210: K82 RF210: F52
K-verdi	RR210: 0,3559 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	RR210: 125 liter RF210: 125 liter
Nettovolum	RR210: 104 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	RR210: 80 g RF210: 70 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	150 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	149 W
GWP – CO ₂ e	RR210: 114,4 RF210: 100,1
Energiforbruk – standard settpunkt	RR210: 0,5 kWh/24h RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR210: 119 W RF210: 148 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR210: 21 W RF210: 66 W
Nominelt forbruk	RR210: 110 W RF210: 158,1 W
Startstrøm	RR210: 6,9A RF210: 5,9A
Lydnivå	–

BioCompact II RR210/RF210 H – Glassdør (RR)

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Område omgivelsestemperatur	RR210: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	RR210: K92 RF210: F52
K-verdi	RR210: 0,5114 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	RR210: 125 liter RF210: 125 liter
Nettovolum	RR210: 104 liter RF210: 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	RR210: 80 g RF210: 70 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	150 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	149 W
GWP – CO ₂ e	RR210: 114,4 RF210: 100,1
Energiforbruk – standard settpunkt	RR210: 0,970 kWh/24h RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR210: 173 W RF210: 148 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR210: 40 W RF210: 66 W
Nominelt forbruk	RR210: 188 W RF210: 158,1 W
Startstrøm	RR210: 9,7A RF210: 5,9A
Lydnivå	–

BioCompact II RF210/RF210 H

BioCompact II RF210/RF210 H - Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	2 x 70 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	2 x 149 W
GWP - CO ₂ e	2 x 100,1
Energiforbruk - standard settpunkt	2 x 1,584 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	2 x 148 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	2 x 66 W
Nominelt forbruk	2 x 158,1 W
Startstrøm	2 x 5,9 A
Lydnivå	-

BioCompact II RR310/RF210 H

BioCompact II RR310/RF210 H - Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Område omgivelsestemperatur	RR310: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	RR310: K82 RF210: F52
K-verdi	RR310: 0,355 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolum	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	RR310: 115 g RF210: 70 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	173 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	149 W
GWP - CO ₂ e	RR310: 164,45 RF210: 100,1
Energiforbruk - standard settpunkt	RR310: 0,540 kWh/24h RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR310: 137 W RF210: 148 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR310: 22 W RF210: 66 W
Nominelt forbruk	RR310: 145 W RF210: 158,1 W
Startstrøm	RR310: 8,6A RF210: 5,9A
Lydnivå	-

BioCompact II RR310/RF210 H - Glassdør (RR)

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Område omgivelsestemperatur	RR310: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	RR310: K92 RF210: F52
K-verdi	RR310: 0,50 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolum	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	RR310: 95 g RF210: 70 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	173 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	149 W
GWP - CO ₂ e	RR310: 135,85 RF210: 100,1
Energiforbruk - standard settpunkt	RR310: N/A RF210: 1,584 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR310: N/A RF210: 148 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR310: N/A RF210: 158,1 W
Nominelt forbruk	RR310: 183 W RF210: 158,1 W
Startstrøm	RR310: 9,7A RF210: 5,9A
Lydnivå	-

BioCompact II RR210 G

BioCompact II RR210 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	125 liter
Nettovolum	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	33 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	154 W
GWP – CO ₂ e	0,1089
Energiforbruk – standard settpunkt	0,434kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	97 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	19 W
Nominelt forbruk	95 W
Startstrøm	7,6 A
Lydnivå	33,3 dB(A)

BioCompact II RR210 G – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,5114 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	125 liter
Nettovolum	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	33 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	154 W
GWP – CO ₂ e	0,1089
Energiforbruk – standard settpunkt	0,796 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	101 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	32 W
Nominelt forbruk	100 W
Startstrøm	7,6 A
Lydnivå	33,6 dB(A)

BioCompact II RR310 G

BioCompact II RR310 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/35°C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	218 liter
Nettovolum	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	45 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	154 W
GWP – CO ₂ e	0,1485
Energiforbruk – standard settpunkt	0,519kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	93 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	20 W
Nominelt forbruk	95 W
Startstrøm	7,6 A
Lydnivå	34,1 dB(A)

BioCompact II RR310 G – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,50 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	218 liter
Nettovolum	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	45 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	154 W
GWP – CO ₂ e	0,1485
Energiforbruk – standard settpunkt	0,907 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	103 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	36 W
Nominelt forbruk	101 W
Startstrøm	7,6 A
Lydnivå	35,2 dB(A)

BioCompact II RR410 G

BioCompact II RR410 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-merking	3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	346 liter
Nettovolum	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	60 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	207 W
GWP – CO ₂ e	0,198
Energiforbruk – standard settpunkt	0,597 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	106 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	24 W
Nominelt forbruk	122 W
Startstrøm	3,16 A
Lydnivå	33,2 dB(A)

BioCompact II RR410 G – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,51 W/(m ² *K)
ATEX-merking	3G Ex ec nC ic IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	346 liter
Nettovolum	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	51 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	312 W
GWP – CO ₂ e	0,1683
Energiforbruk – standard settpunkt	1,319 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	159 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	52 W
Nominelt forbruk	156 W
Startstrøm	17,2 A
Lydnivå	33,7 dB(A)

BioCompact II RF210 G

BioCompact II RF310 G

BioCompact II RF210 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	125 liter
Nettovolum	104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 801/1001 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	43 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	159 W
GWP – CO ₂ e	0,1419
Energiforbruk – standard settpunkt	1,476 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	134 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	57 W
Nominelt forbruk	132,8 W
Startstrøm	17,2 A
Lydnivå	37,7 dB(A)

BioCompact II RF310 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,355 W/(m ² *K)
ATEX-merking	3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	218 liter
Nettovolum	189 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1190/1390 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	35 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	204 W
GWP – CO ₂ e	0,1155
Energiforbruk – standard settpunkt	1,565 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	138 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	63 W
Nominelt forbruk	143 W
Startstrøm	8 A
Lydnivå	37,8 dB(A)

BioCompact II RF410 G

BioCompact II RF410 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,35 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	346 liter
Nettovolum	312 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1776/1976 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	47 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	204 W
GWP – CO ₂ e	0,1551
Energiforbruk – standard settpunkt	2,068kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	147,74 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	80 W
Nominelt forbruk	154 W
Startstrøm	8 A
Lydnivå	36,6 dB(A)

BioCompact II RR210/RR210 G

BioCompact II RR210/RR210 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	K82
K-verdi	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	2 x 33 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	2 x 154 W
GWP – CO ₂ e	2 x 0,1089
Energiforbruk – standard settpunkt	2 x 0,434 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	2 x 97 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	2 x 19 W
Nominelt forbruk	2 x 95 W
Startstrøm	2 x 7,6A
Lydnivå	33,3 dB(A)

BioCompact II RR210/RR210 G – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+32 °C
Programvarevariant	K92
K-verdi	0,5114 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	66 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	2 x 154 W
GWP – CO ₂ e	2 x 0,1089
Energiforbruk – standard settpunkt	2 x 0,796 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	2 x 101 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	2 x 32 W
Nominelt forbruk	2 x 100 W
Startstrøm	2 x 7,6A
Lydnivå	33,5 dB(A)

BioCompact II RR210/RF210 G

BioCompact II RR210/RF210 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Område omgivelsestemperatur	RR210: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	RR210: K82 RF210: F52
K-verdi	RR210: 0,3559 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	RR210: 33 g RF210: 43 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	2 x 159 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	0,1419
GWP – CO ₂ e	RR210: 0,1089 RF210: 0,1419
Energiforbruk – standard settpunkt	RR210: 0,434 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR210: 97 W RF210: 134 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR210: 19 W RF210: 57 W
Nominelt forbruk	RR210: 95 W RF210: 132,8 W
Startstrøm	RR210: 7,6A RF210: 17,2A
Lydnivå	36,1 dB(A)

BioCompact II RR210/RF210 G – Glassdør (RR)

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR210: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Område omgivelsestemperatur	RR210: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	RR210: K92 RF210: F52
K-verdi	RR210: 0,5114 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål – B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	RR210: 33 g RF210: 43 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	154 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	156 W
GWP – CO ₂ e	RR210: 0,1089 RF210: 0,1419
Energiforbruk – standard settpunkt	RR210: 0,796 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR210: 101 W RF210: 134 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR210: 32 W RF210: 57 W
Nominelt forbruk	RR210: 100 W RF210: 132,8 W
Startstrøm	RR210: 7,6A RF210: 17,2A
Lydnivå	36,1 dB(A)

BioCompact II RF210/RF210 G

BioCompact II RF210/RF210 G - Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+35 °C
Programvarevariant	F52
K-verdi	0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	2 x 125 liter
Nettovolum	2 x 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1602/1802 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	2 x 43 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	2 x 159 W
GWP - CO ₂ e	0,1419
Energiforbruk - standard settpunkt	2 x 1,476 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	2 x 134 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	2 x 57 W
Nominelt forbruk	2 x 132,8 W
Startstrøm	2 x 17,2A
Lydnivå	37,7 dB(A)

BioCompact II RR310/RF210 G

BioCompact II RR310/RF210 G - Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Område omgivelsestemperatur	RR210: +10/+35°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	K82/F52
K-verdi	RR310: 0,355 W/(m ² *K) RF210: 0,3559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolum	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	RR310: 45 g RF210: 43 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	154 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	156 W
GWP - CO ₂ e	RR310: 0,1485 RF210: 0,1419
Energiforbruk - standard settpunkt	RR310: 0,519 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR310: 93 W RF210: 134 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR310: 20 W RF210: 57 W
Nominelt forbruk	RR310: 95 W RF210: 132,8 W
Startstrøm	RR310: 7,6A RF210: 17,2A
Lydnivå	36,3 dB(A)

BioCompact II RR310/RF210 G - Glassdør (RR)

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	RR310: +2/+20°C RF210: -25/-5°C
Område omgivelsestemperatur	RR210: +10/+32°C RF210: +10/+35°C
Programvarevariant	RR310: K92 RF210: F52
K-verdi	RR310: 0,50 W/(m ² *K) RF210: 0,559 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc
ATEX-sertifikat	DTI 22ATEX0251X
Bruttovolum	RR310: 218 liter RF210: 125 liter
Nettovolum	RR310: 189 liter RF210: 104 liter
Mål - B x D x H	595 x 640 x 1991/2191 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	RR310: 45 g RF210: 43 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	154 W
Kjølekapasitet ved -25 °C	159 W
GWP - CO ₂ e	RR310: 0,1485 RF210: 0,1419
Energiforbruk - standard settpunkt	RR310: 0,907 kWh/24h RF210: 1,476 kWh/24h
Varmeavgivelse 100%	RR310: 103 W RF210: 134 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	RR310: 36 W RF210: 57 W
Nominelt forbruk	RR310: 101 W RF210: 132,8 W
Startstrøm	RR310: 7,6A RF210: 17,2A
Lydnivå	36,6 dB(A)

BioCompact II 610

Generelle data: BioCompact II 610

Tekniske spesifikasjoner	Data
Tilkopling	230V, 50 Hz
Styreenhet	Gram kontrollenhet med spenningsfri kontakt, alarmer og offset-funksjon
Alarmer	Alarmer som er akustiske og visuelle, for høy/lav temperatur og døralarm
Alarmporter	Spenningsfri kontakt
Gjennomføring	1 stykk ø24,5 mm
Dør	Høyre- eller venstrehengslet
Innvendig materiale	PS-foring med veggskinner i rustfritt stål
Utvendig materiale	Belegg i hvitlakkert stål eller rustfritt stål
Veggtykkelse	60 mm
Isolering	60 mm polyuretan med drivmiddel av HFC-fri syklopentan
Luftsystem	BioLine ventilert luftfordelingssystem
Avrimingssystem	Automatisk smart avriming med fordamping av avrimingsvann
IP-klasse	IP21

BioCompact II RR610 H

BioCompact II RR610 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Programvarevariant	K2+
K-verdi	0,31 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	–
Bruttovolum	583 liter
Nettovolum	419 liter
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	230 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	314 W
GWP – CO ₂ e	328,9
Energiforbruk – standard settpunkt	1,36 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	322 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	56 W
Nominelt forbruk	314 W
Startstrøm	11,4 A
Lydnivå	45.3 dB(A)

BioCompact II RR610 H – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+38 °C
Programvarevariant	K6+
K-verdi	0,4819 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	–
Bruttovolum	583 liter
Nettovolum	419 liter
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kjølemiddel	R134a
Kjølemiddelmengde	230 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	314 W
GWP – CO ₂ e	328,9
Energiforbruk – standard settpunkt	2,02 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	334 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	84 W
Nominelt forbruk	329 W
Startstrøm	11,4 A
Lydnivå	–

BioCompact II RF610 G

BioCompact II RF610 H – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Programvarevariant	F51
K-verdi	0,31 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc
ATEX-sertifikat	–
Bruttovolum	583 liter
Nettovolum	419 liter
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kjølemiddel	R404a
Kjølemiddelmengde	220 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	616 W
GWP – CO ₂ e	862,85
Energiforbruk – standard settpunkt	4,2 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	583 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	175 W
Nominelt forbruk	613 W
Startstrøm	19,6 A
Lydnivå	47,9 dB(A)

BioCompact II RR610 G

BioCompact II RR610 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Programvarevariant	K2+
K-verdi	0,31 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	–
Bruttovolum	583 liter
Nettovolum	419 liter
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	102 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	354 W
GWP – CO ₂ e	0,3366
Energiforbruk – standard settpunkt	1,15 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	270 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	48 W
Nominelt forbruk	291 W
Startstrøm	9,3 A
Lydnivå	44,2 dB(A)

BioCompact II RR610 G – Glassdør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	+2/+20 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+38 °C
Programvarevariant	K6+
K-verdi	0,46 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T6 Gc
ATEX-sertifikat	–
Bruttovolum	583 liter
Nettovolum	419 liter
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kjølemiddel	R600a
Kjølemiddelmengde	102 g
Kjølekapasitet ved -10 °C	422 W
GWP – CO ₂ e	N/A
Energiforbruk – standard settpunkt	1,9 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	305 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	79 W
Nominelt forbruk	315 W
Startstrøm	8 A
Lydnivå	–

BioCompact II RF610 G

BioCompact II RF610 G – Solid dør

Tekniske spesifikasjoner	Data
Temperaturområde	-25/-5 °C
Område omgivelsestemperatur	+10/+43 °C
Programvarevariant	F51
K-verdi	0,31 W/(m ² *K)
ATEX-merking	II 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc
ATEX-sertifikat	–
Bruttovolum	583 liter
Nettovolum	419 liter
Mål – B x D x H	695 x 875 x 1874/2075 mm
Kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde	92 g
Kjølekapasitet ved -25 °C	512 W
GWP – CO ₂ e	0,3036
Energiforbruk – standard settpunkt	4,05 kWh/24 t
Varmeavgivelse 100%	472 W
Standard settpunkt for varmeavgivelse	162 W
Nominelt forbruk	485 W
Startstrøm	13,1 A
Lydnivå	48,6 dB(A)

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210



Norsk EU-samsvarserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som produsent med eneansvar at følgende produkter samsvarer med alle relevante forskrifter:

Navn:	BioCompact II
Modell:	RR210, RF210, RR310, RF310, RR410, RF410, RR210/RF210 & RR310/RF210
Kjølemiddel:	R600a & R134a
Produktbeskrivelse:	Kjøleskap og fryserer for laboratorie- og biolagring.
Gyldig fra (År/Uke):	2023/01

Denne erklæringen gjelder samsvar med alle gjeldende grunnleggende krav og andre bestemmelser i EU-rådets direktiv og forskrifter. Nærmere bestemt gjelder følgende direktiver og forordninger fra Europaparlamentet og Rådet:

Europaparlamentets og Europarådets direktiver:

Maskindirektiv 2006/42 / EU
- ATEX-direktiv 2014/34 / EU
- Trykkutstyrsdirektivet 2014/68 / EU
- Lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU
- EMC-direktiv 2014/30 / EU
- RoHS 2011/65 / EU
- REACH (EU) nr. 1907/2006
- F-gassforordning (EU) nr. 2024/573

Produktsamsvar har blitt demonstrert basert på følgende harmoniserte standarder:

Harmoniserte standarder:	Tekst:
EN 60601-1:2006	Elektromedisinsk utstyr – Del 1: Generelle sikkerhetskrav og vesentlige funksjonskrav
EN 60601-1-2:2015	Elektromedisinsk utstyr – Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser - Sideordnet norm: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og prøvinger
EN 61010-1:2010	Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - Del 1: Generelle krav
EN 61326-1: 2013	Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - EMC krav - Del 1: Generelle krav
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grenser - Grenser for harmoniske strømutslipp (utstyrsinngangsstrøm ≤16 A per fase)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grenseverdier - Grenseverdier for spenningsvariasjoner, fluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførselssystemer, for utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase og uten gjenstand for tilkopplingsbetingelser
EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-0:2018/AC:2020	Elektriske apparater for eksplosive atmosfærer - Del 0: Generelle krav
EN 60079-7:2015 EN 60079-7:2015/A1:2018	Eksplorative atmosfærer – Del 7: Beskyttelse af materiel med forhøjet sikkerhed "e"
EN 60079-11:2012	Eksplorative atmosfærer – Del 11: Utstyrsbeskyttelse ved egensikkerhet "i"
EN IEC 60079-15:2019	Eksplorative atmosfærer – Del 15: Beskyttelse av utstyr med beskyttelsestype "n"
EN 60079-18:2015	Eksplorative atmosfærer – Del 18: Materialbeskyttelse med innstøpning "m"
EN ISO 3744:2010	Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Tekniske metoder i et tilnærmet fritt-felt over en reflekterende flate
EN ISO 9001:2015	Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
EN ISO 14001:2015	Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning

Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Danmark
Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 20.03.2024

John B. S. Petersen
Ansvarlig for godkjenning

Rev. 007 – 20.03.2024

BioCompact II 610



Norsk EU-samsvarserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som produsent med eneansvar at følgende produkter samsvarer med alle relevante forskrifter:

Navn:	BioCompact II
Modell:	RR610 & RF610
Kjølemiddel:	R134a, R404A, R290 & R600a
Produktbeskrivelse:	Kjøleskap og fryserer for laboratorie- og biolagring.
Gyldig fra (År/Uke):	2023/01

Denne erklæringen gjelder samsvar med alle gjeldende grunnleggende krav og andre bestemmelser i EU-rådets direktiv og forskrifter. Nærmere bestemt gjelder følgende direktiver og forordninger fra Europaparlamentet og Rådet:

Europaparlamentets og Europarådets direktiver:

Maskindirektiv 2006/42 / EU
 - ATEX-direktiv 2014/34 / EU
 - Trykkutstyrsdirektivet 2014/68 / EU
 - Lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU
 - EMC-direktiv 2014/30 / EU
 - RoHS 2011/65 / EU
 - REACH (EU) nr. 1907/2006
 - F-gassforordning (EU) nr. 2024/573

Produktsamsvar har blitt demonstrert basert på følgende harmoniserte standarder:

Harmonized Standards:	Text:
EN 61010-1:2010	Elektromedisinsk utstyr – Del 1-1: Generelle sikkerhetskrav - Krav: Sikkerhetskrav til elektromekaniske systemer
EN 60601-1:2006	Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2:2015	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements
EN 60079-0:2012	Elektriske apparater for eksplosive atmosfærer - Del 0: Generelle krav
EN 60079-11:2012	Eksplosive atmosfærer – Del 11: Utstyrsbeskyttelse ved egensikkerhet "I"
EN 60079-15:2010	Eksplosive atmosfærer – Del 15: Beskyttelse av utstyr med beskyttelsestype "n"
EN 60079-25:2010	Eksplosive atmosfærer – Del 25: Egensikre elektriske systemer
EN ISO 3744:2010	Akustikk – Bestemmelse av lydeffektivnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Tekniske metoder i et tilnærmet fritt-felt over en reflekterende flate
EN ISO 9001:2015	Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
EN ISO 14001:2015	Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning.

Gram Scientific ApS
 Aage Grams Vej 1
 DK-6500 Vojens
 Danmark
 Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 20.03.2024



John B. S. Petersen
 Ansvarlig for godkjenning

BioCompact II 210, 310, 410, 210/210 & 310/210 – Tilbehør code 69



Norsk EU-samsvarserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som produsent med eneansvar at følgende produkter samsvarer med alle relevante forskrifter:

Navn:	BioCompact II (Tilbehør kode 69)
Modell:	RR210, RF210, RR310, RF310, RR410, RF410, RR210/RF210 & RR310/RF210
Kjølemiddel:	R600a & R134a
Produktbeskrivelse:	Kjøleskap og fryserer for laboratorie- og biolagring.
Gyldig fra (År/Uke):	2024/01

Denne erklæringen gjelder samsvar med alle gjeldende grunnleggende krav og andre bestemmelser i EU-rådets direktiv og forskrifter. Nærmere bestemt gjelder følgende direktiver og forordninger fra Europaparlamentet og Rådet:

Europaparlamentets og Europarådets direktiver:

Maskindirektiv 2006/42 / EU
- Trykkutstyrsdirektivet 2014/68 / EU
- Lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU
- EMC-direktiv 2014/30 / EU
- RoHS 2011/65 / EU
- REACH (EU) nr. 1907/2006
- F-gassforordning (EU) nr. 2024/573

Produktsamsvar har blitt demonstrert basert på følgende harmoniserte standarder:

Harmoniserte standarder:	Tekst:
EN 60601-1:2006	Elektromedisinsk utstyr – Del 1: Generelle sikkerhetskrav og vesentlige funksjonskrav
EN 60601-1-2:2015	Elektromedisinsk utstyr – Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og vesentlige ydelser - Sideordnet norm: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og prøvinger
EN 61010-1:2010	Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - Del 1: Generelle krav
EN 61326-1: 2013	Elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - EMC krav - Del 1: Generelle krav
EN IEC 61000-3-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Grenser - Grenser for harmoniske strømutslipp (utstyrsinngangsstrøm ≤16 A per fase)
EN 61000-3-3:2013	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-3: Grenseverdier - Grenseverdier for spenningsvariasjoner, fluktuasjoner og flimmer i lavspennings tilførselssystemer, for utstyr med inngangsstrøm opp til og med 16 A per fase og uten gjenstand for tilkoplingsbetingelser
DIN 13277:2022-05	Kjøleskap og fryserer for laboratorie- og medisinsk bruk – Terminologi, krav, testing
EN ISO 3744:2010	Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Tekniske metoder i et tilnærmet fritt-felt over en reflekterende flate
EN ISO 9001:2015	Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
EN ISO 14001:2015	Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning

Gram Scientific ApS
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Danmark
Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 15.05.2024

John B. S. Petersen
Ansvarlig for godkjenning

BioCompact II 610 – Tilbehør code 69



Norsk EU-samsvarserklæring

Vi, **Gram Scientific ApS**, erklærer som produsent med eneansvar at følgende produkter samsvarer med alle relevante forskrifter:

Navn:	BioCompact II (Tilbehør kode 69)
Modell:	RR610 & RF610
Kjølemiddel:	R134a, R404A, R290 & R600a
Produktbeskrivelse:	Kjøleskap og fryserer for laboratorie- og biolagring.
Gyldig fra (År/Uke):	2024/01

Denne erklæringen gjelder samsvar med alle gjeldende grunnleggende krav og andre bestemmelser i EU-rådets direktiv og forskrifter. Nærmere bestemt gjelder følgende direktiver og forordninger fra Europaparlamentet og Rådet:

Europaparlamentets og Europarådets direktiver:

Maskindirektiv 2006/42 / EU
 - Trykkutstyrsdirektivet 2014/68 / EU
 - Lavspenningsdirektivet 2014/35 / EU
 - EMC-direktiv 2014/30 / EU
 - RoHS 2011/65 / EU
 - REACH (EU) nr. 1907/2006
 - F-gassforordning (EU) nr. 2024/573

Produktsamsvar har blitt demonstrert basert på følgende harmoniserte standarder:

Harmonized Standards:	Text:
EN 61010-1:2010	Elektromedisinsk utstyr – Del 1-1: Generelle sikkerhetskrav - Krav: Sikkerhetskrav til elektromekaniske systemer
EN 60601-1:2006	Medical electrical equipment. General requirements for basic safety and essential performance
EN 60601-1-2:2015	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use – Part 1: General requirements
DIN 13277:2022-05	Kjøleskap og fryserer for laboratorie- og medisinsk bruk – Terminologi, krav, testing
EN ISO 3744:2010	Akustikk – Bestemmelse av lydeffektnivåer og lydenerginivåer for støykilder basert på måling av lydtrykk - Tekniske metoder i et tilnærmet fritt-felt over en reflekterende flate
EN ISO 9001:2015	Ledelsessystemer for kvalitet – Krav
EN ISO 14001:2015	Ledelsessystemer for miljø – Spesifikasjon med veiledning.


Gram Scientific ApS
 Aage Grams Vej 1
 DK-6500 Vojens
 Danmark
 Telefon: + 45 73 20 13 00

Vojens, 15.05.2024




John B. S. Petersen
 Ansvarlig for godkjenning

BioCompact II RR210, 310, 410

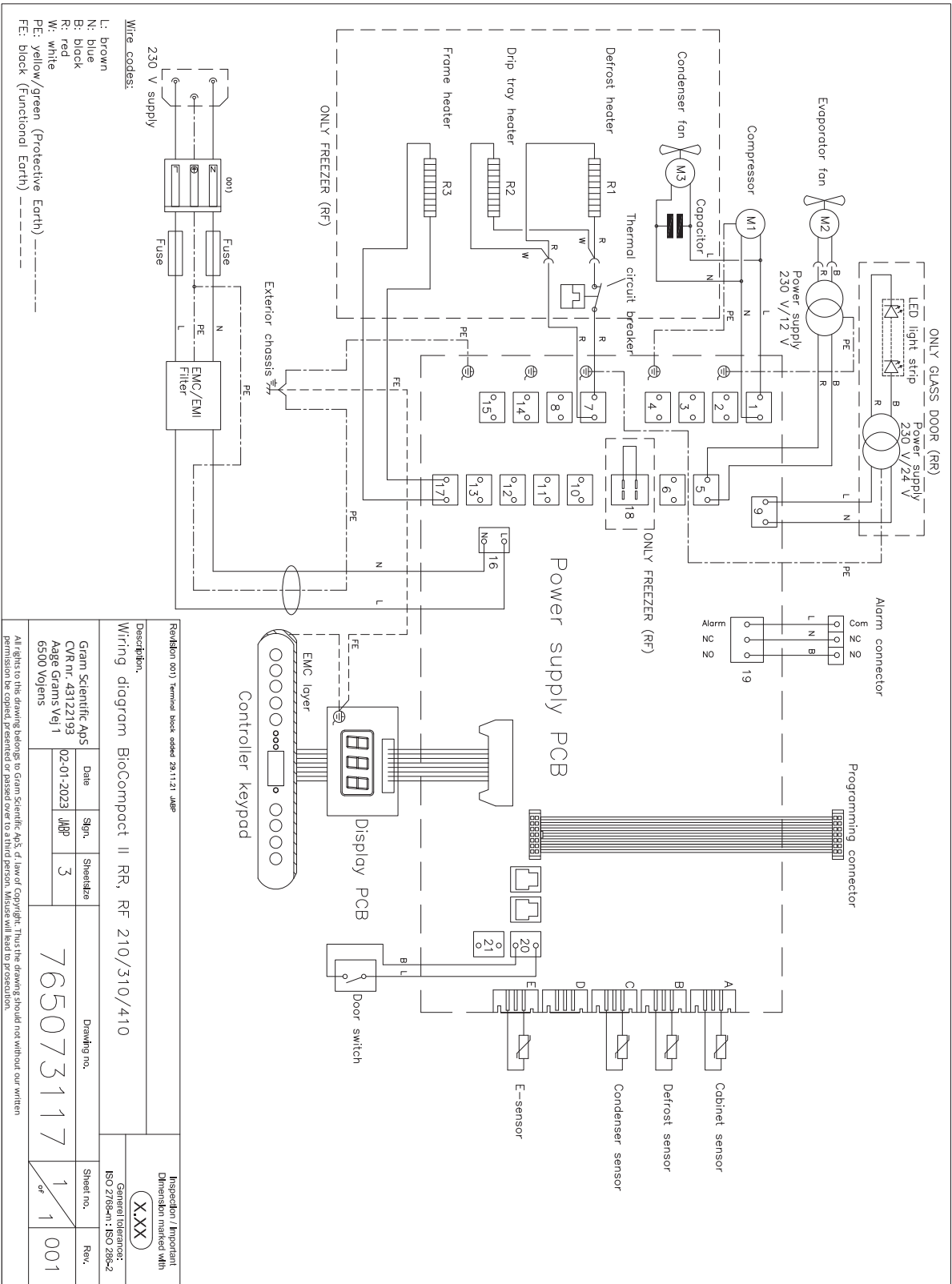


Revision 001 Terminal block added 29.11.21 JMB		Inspection / Important Dimension marked with X,XXX	
Description: Wiring diagram BioCompact II RR, RF 210/310/410			
Gram Scientific A/S CVR nr. 4312193 Aage Grams Vej 1 6500 Vojens	Date 02-01-2023	Sign. JMB	Sheet/size 3
Drawing no. 765073117		Sheet no. 1 of 1	Rev. 001
All rights to this drawing belong to Gram Scientific A/S. If law of copyright, thus the drawings should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.			


BioCompact II 210, 310, 410 – med LTP

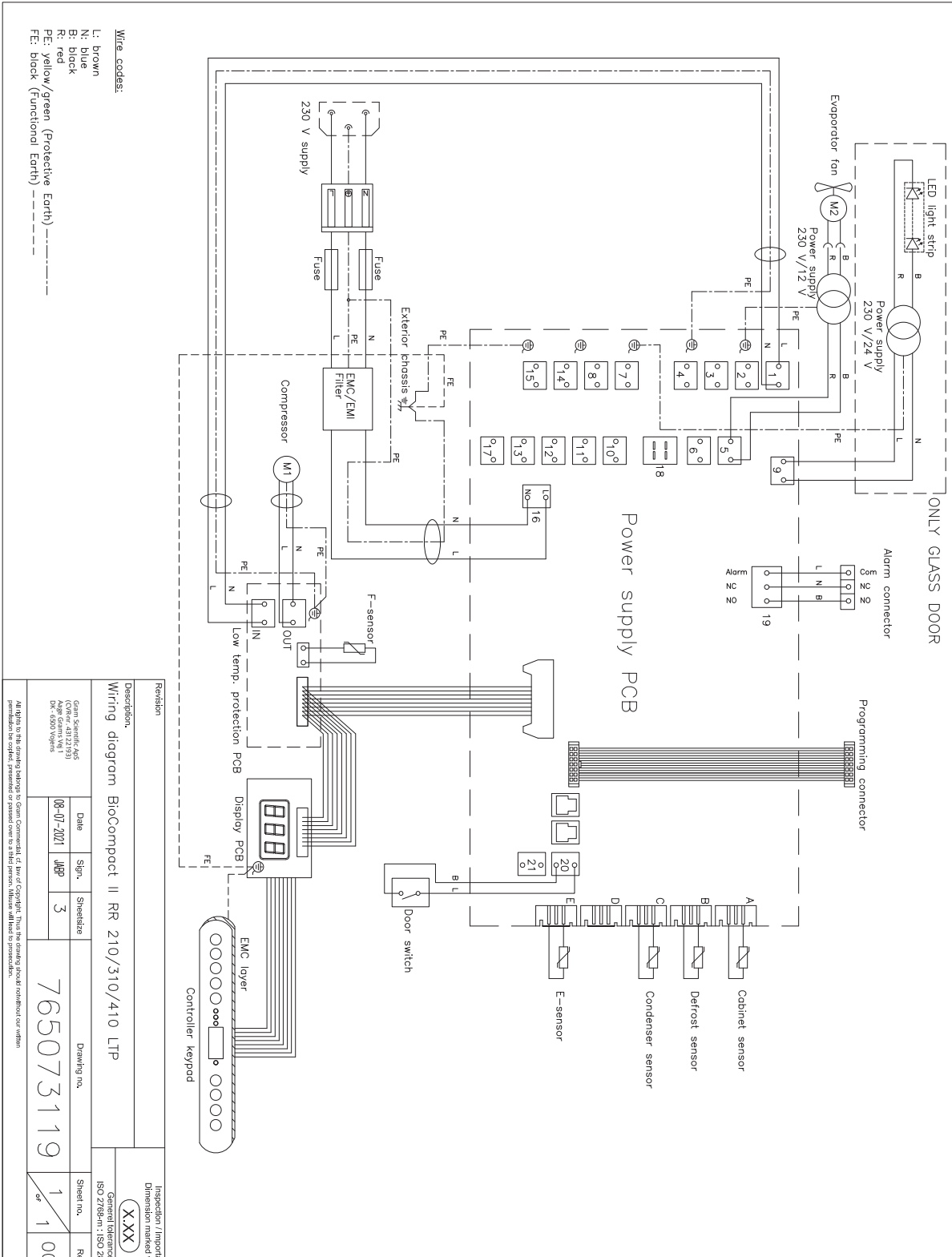

BioCompact II RR610 - Med solid dør

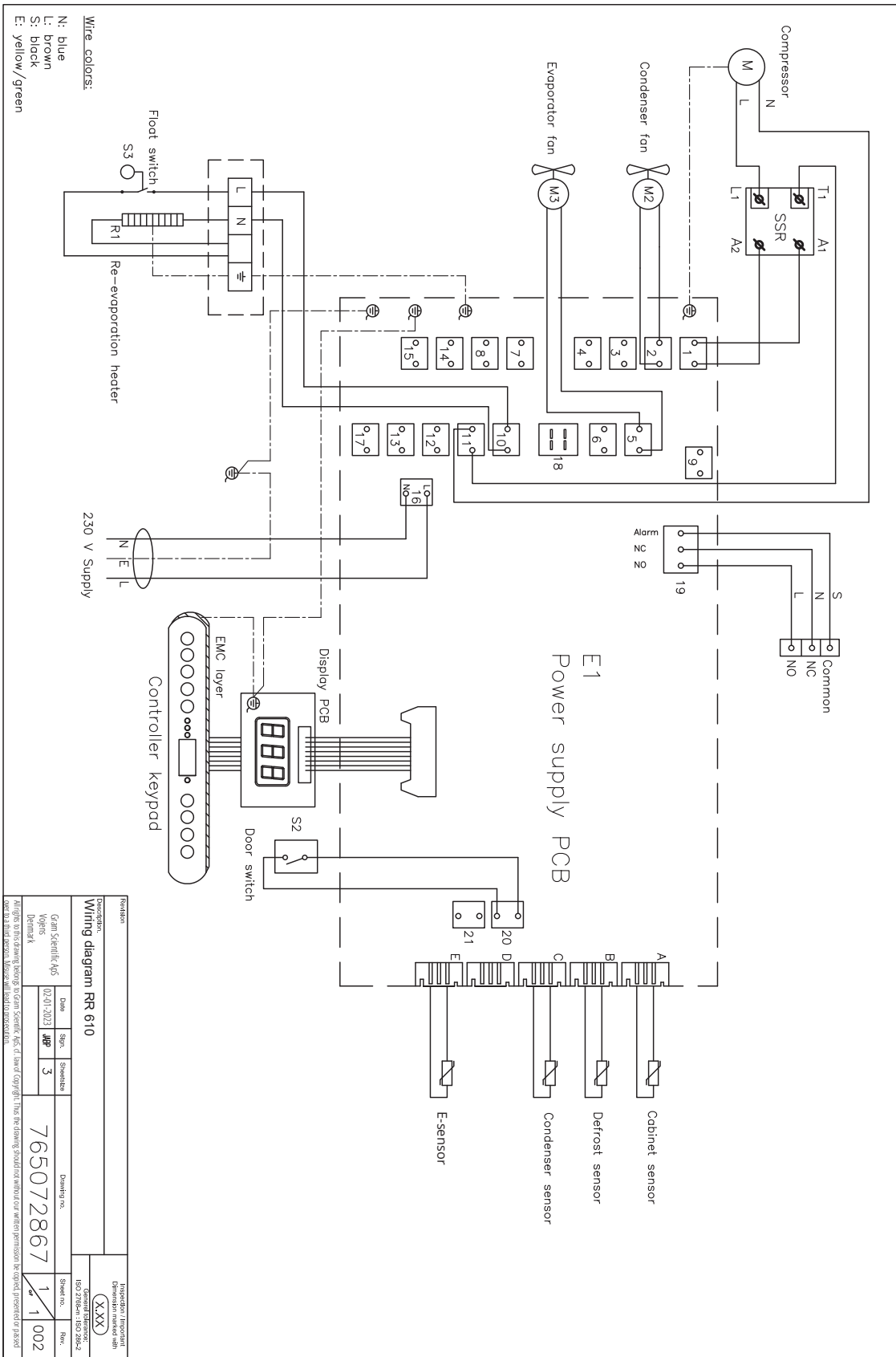


BioCompact II RF610

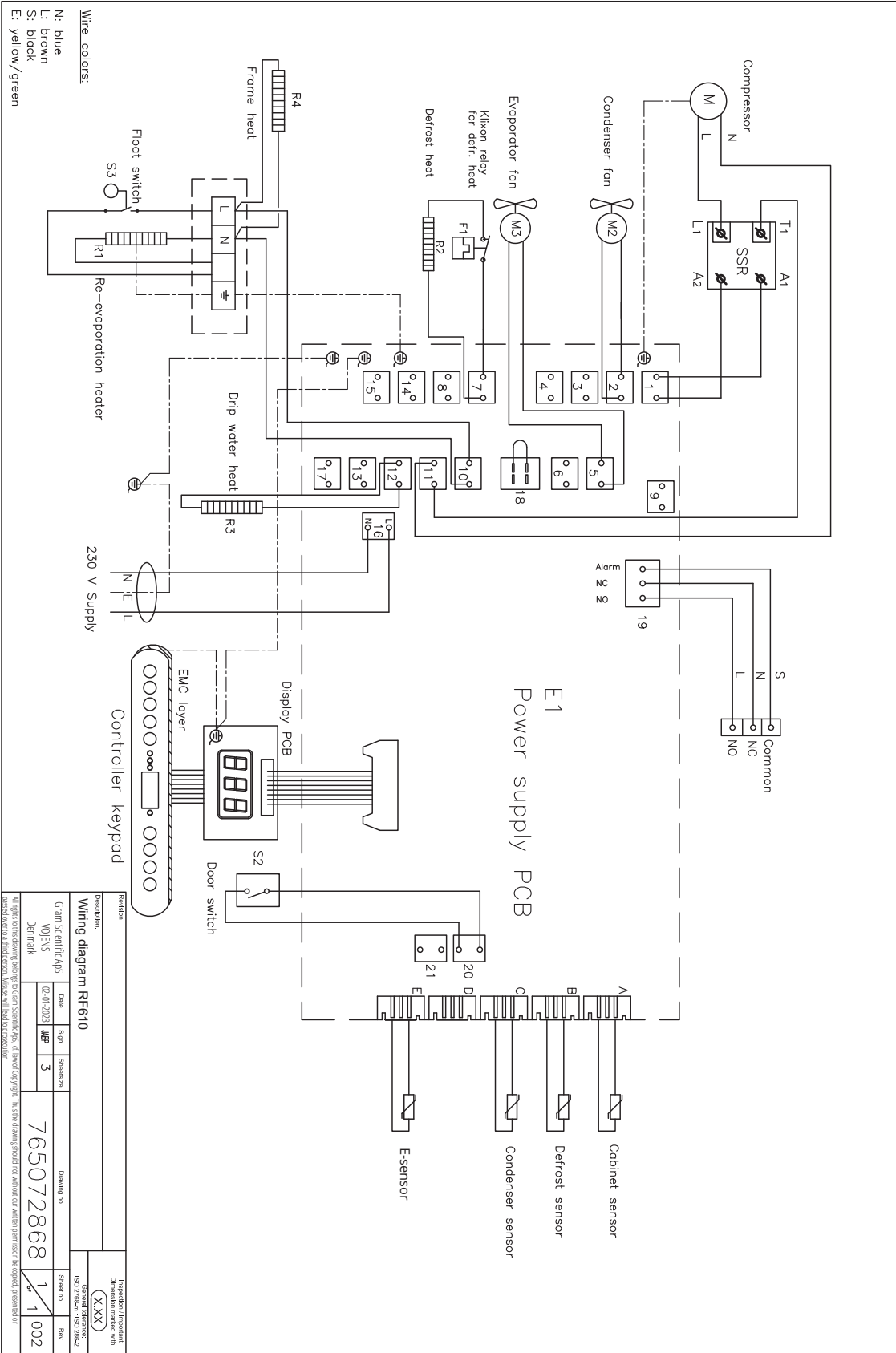


Revision		Inspector / Inspector	
Description:		Drawing no.	
Wiring diagram RF610		765072868	
Gram Scientific A/S		Sheet no.	
VOFENS		Rev.	
Denmark		1	
Date	Spec.	Quantity	Rev.
02-07-2023	400	3	1
Tel: +45 4630 1000		Fax: +45 4630 1001	
E-mail: sales@gramscientific.com		www.gramscientific.com	


BioCompact II RR610 – Med glassdør

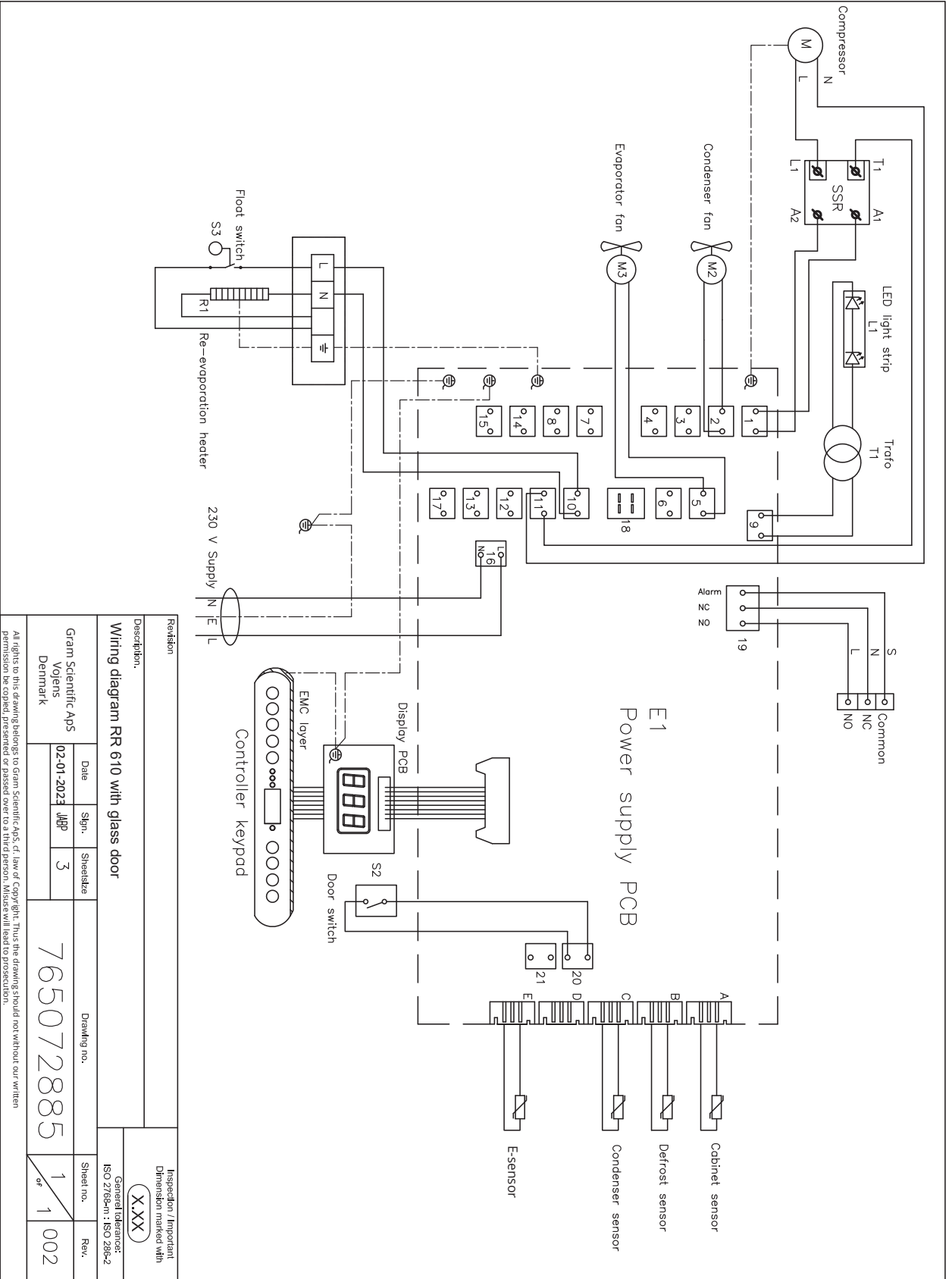


BioCompact II RR610 - Med solid dør, med LTP

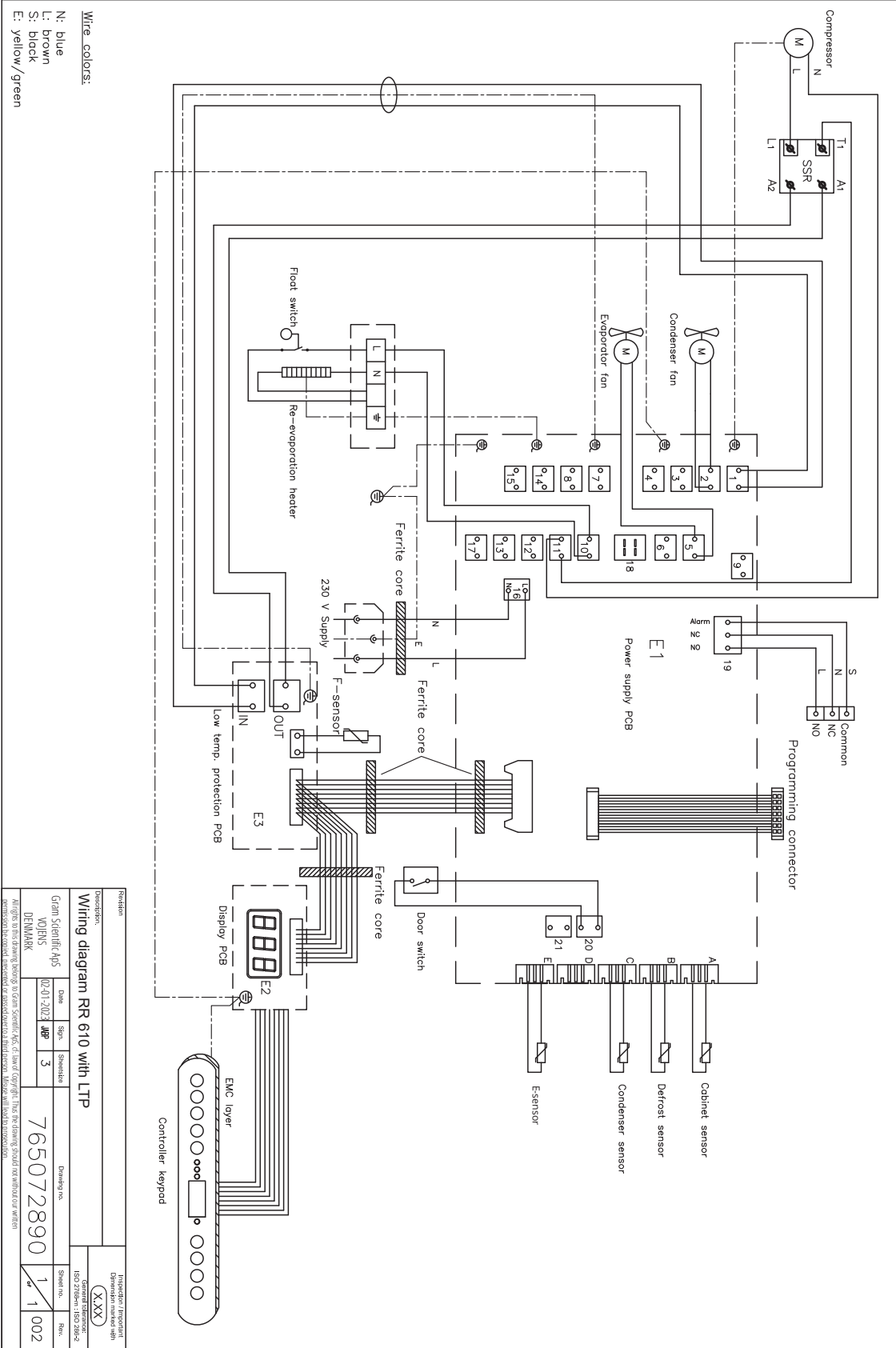


BioCompact II RR610 – Med glassdør, med LTP

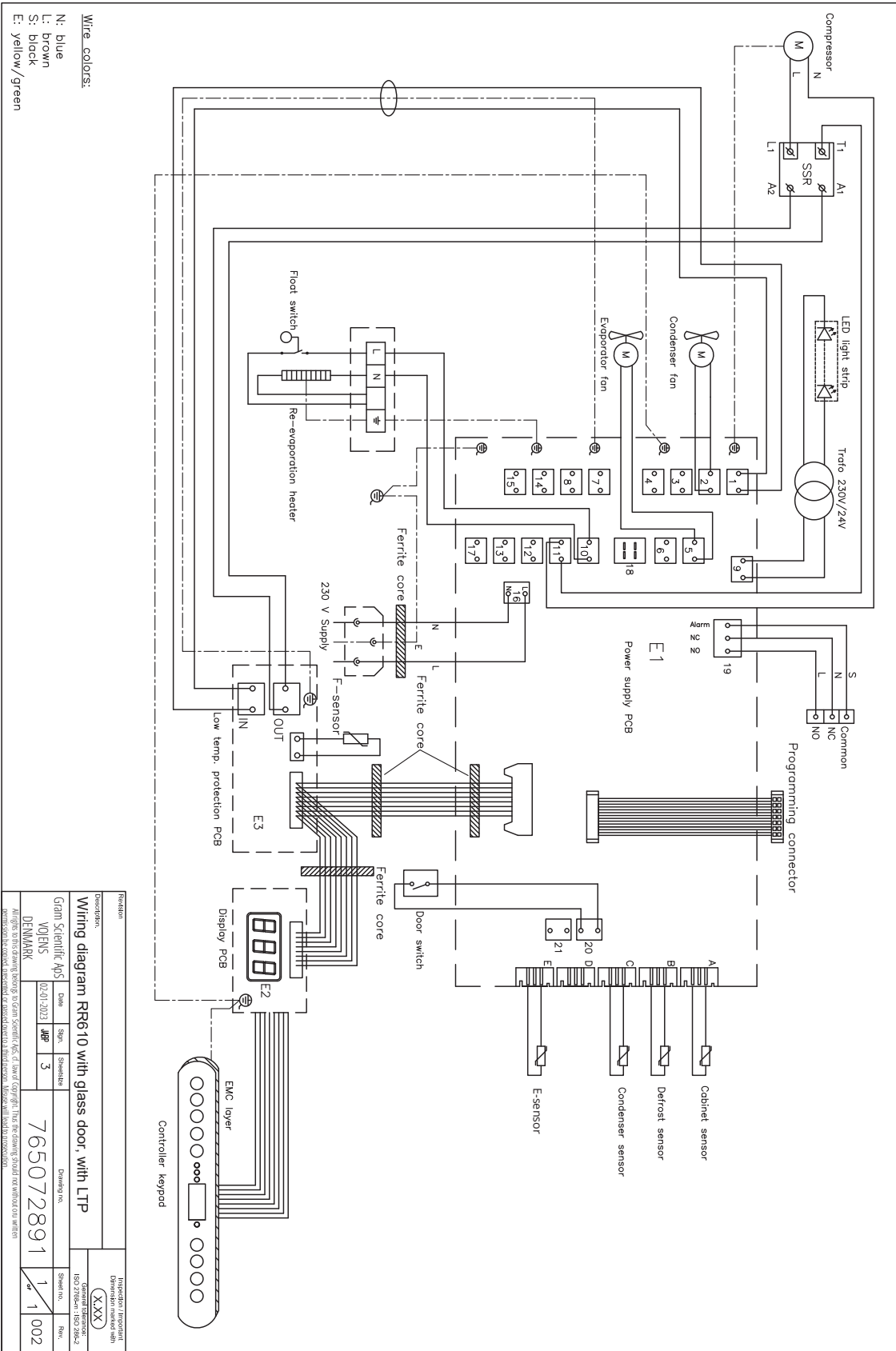

BioCompact II

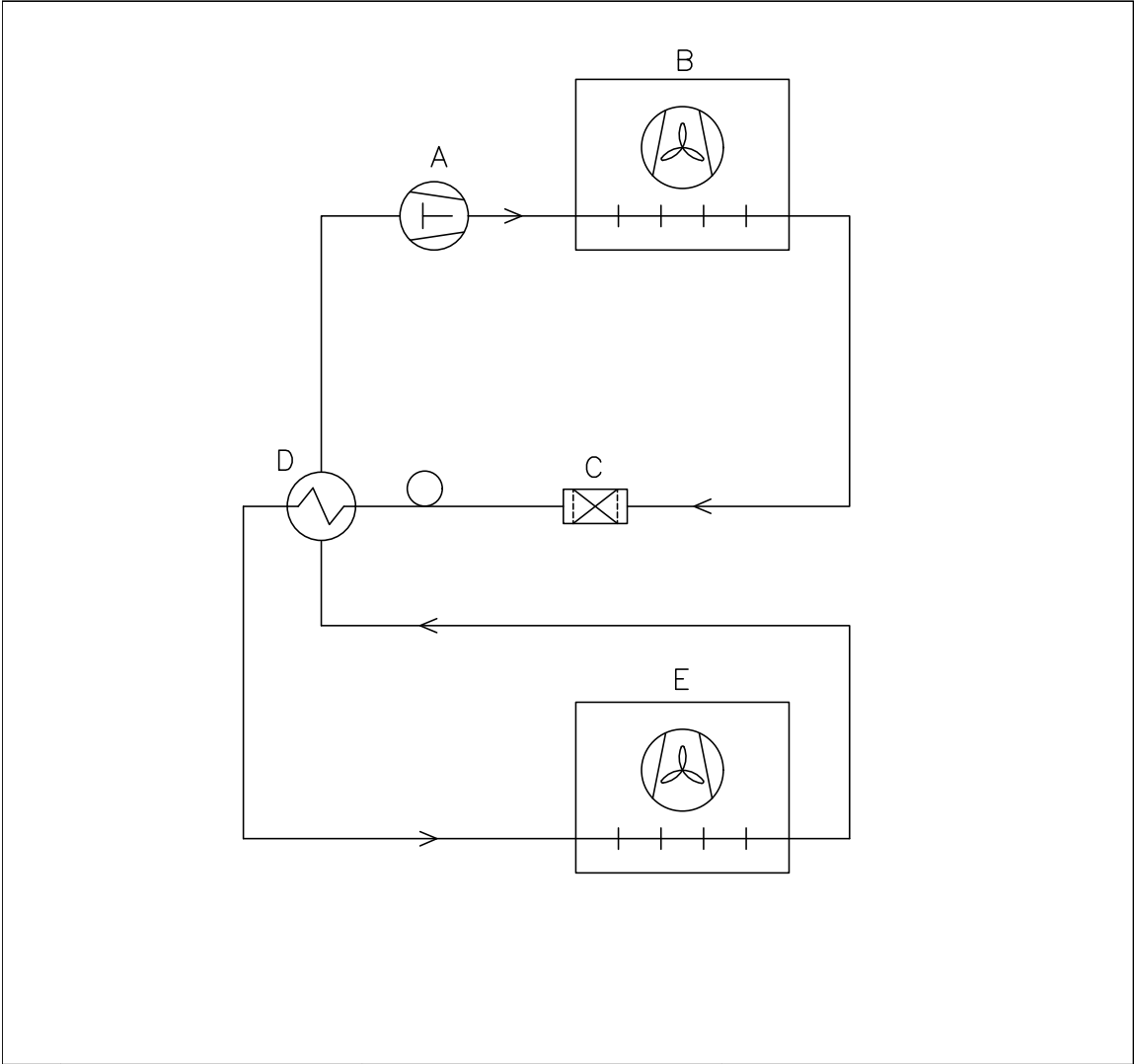

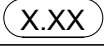	DK	GB	D			
A	Kompressor	Compressor	Kompressor			
B	Kondensator	Condenser	Verflüssiger			
C	Tørrefilter	Filter drier	Trockenfilter			
D	Varmeudveksler	Heat exchanger	Wärmeaustauscher			
E	Fordamper	Evaporator	Verdampfer			
Revision			Inspection / important Dimension marked with  General tolerance: ISO 2768-m : ISO 286-2			
Description. Piping diagram BioCompact II						
Gram Scientific ApS (CVR-nr. 43122193) Aage Grams Vej 1 6500 Vojens	Date	Sign.	Sheetsize	Drawing no.	Sheet no.	Rev.
	02-01-2023	JABP	4			
All rights to this drawing belongs to Gram Scientific ApS, cf. law of copyright. Thus the drawing should not without our written permission be copied, presented or passed over to a third person. Misuse will lead to prosecution.						

Generelle vedlikeholdsanvisninger

- Implementer en rengjøringsrutine.
- Rengjøringsoppgaver skal dokumenteres og registreres.
- Kontroller temperaturen i kjøleskapet/fryseren regelmessig.
- Ved lagring av verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter anbefales det å bruke et autonomt alarmsystem med kontinuerlig overvåking. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak.

- ADVARSEL -



- Vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av en tekniker som er autorisert av Gram BioLine.
- Kontroller at kjøleskapet/fryseren er koblet fra stikkontakten før vedlikeholdsarbeid utføres.
- Overfør alt innholdet til et annet kjøleskap eller fryser under sikre og regulerte forhold.

Vedlikeholdsplanlegging

Følgende vedlikeholdsplan er en generell vedlikeholdsplan.
 Bruk og/eller forhold kan påvirke den påkrevde hyppigheten av de følgende punktene.

Komponent	Oppgave	Frekvens
Base	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at skap med ben står i vater og at skap med hjul står på et jevnt underlag og er låst. 	Årlig
Innvendig utstyr	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at alt innvendig utstyr er riktig festet. 	Årlig
Dørpakning	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at pakningen er bøyelig og fungerer som den skal. Kontroller at døren er innrettet mot dørkarmen og sitter tett når den er lukket. 	Årlig
Kondensator og vifte	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at den ikke har bulker eller andre tegn på skade, og at den ikke lager unormale lyder. 	Årlig
Tastatur	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at den ikke har bulker eller viser andre tegn på skade. 	Årlig
Isdannelse	<ul style="list-style-type: none"> Påse at isdannelse ikke hindrer drift eller ytelse. 	Månedlig
Strømkabel	<ul style="list-style-type: none"> Påse at den er riktig montert. 	Årlig
Kompressorrom	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at kompressorrommet holdes fritt for støv eller annen forurensning. 	Årlig
Dryppbrett	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at det ikke har bulker eller viser andre tegn på skade. 	Årlig
Gjennomføring	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at tilgangsporten er riktig forsegllet og undersøk for fuktinntrengning. 	Årlig
Avrimingsvannrør (hvis aktuelt)	<ul style="list-style-type: none"> Inspiser for skade og hindringer. 	Årlig
Dørbrytere (hvis aktuelt)	<ul style="list-style-type: none"> Sikre riktig funksjonalitet for å garantere at viften i skapet stopper, at innvendig belysning slås på hvis den er til stede, og at displayet viser "0". 	Årlig
Døralarmtest	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at den aktiveres når døren står åpen. 	Årlig
Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at apparatet alltid oppbevares under riktige forhold. Når du lagrer verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter, er det tilrådelig å bruke et kontinuerlig overvåkingssystem med autonom alarm. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak. 	Årlig

Komponent	Task	Frekvens
Alarmer for høy og lav temperatur	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at temperaturalarmene er innstilt og fungerer som de skal. Når du lagrer verdifulle eller temperaturfølsomme materialer eller produkter, er det tilrådelig å bruke et kontinuerlig overvåkingssystem med autonom alarm. Dette alarmsystemet skal utformes på en slik måte at autoriserte personer umiddelbart kan oppdage hver alarmtilstand og iverksette nødvendige korrigerende tiltak. 	Årlig
Dørhengsler	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller slitasje og funksjon. 	Årlig
Dør med selvluukkende mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at døren lukkes automatisk når den åpnes < 90 °. Sørg for at døren ikke lukkes når den er åpnet > 90°. 	Årlig
Dørhåndtak (hvis aktuelt)	<ul style="list-style-type: none"> Pass på at den er godt festet og går riktig i inngrep. 	Årlig
Diagramskriver (hvis aktuelt)	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at den registrerer og lagrer temperaturdata nøyaktig. 	Årlig
Lås	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller at den fungerer som den skal. 	Årlig
Sensorer	<ul style="list-style-type: none"> Test sensorene for å sikre nøyaktige avlesninger og funksjonalitet. 	Årlig
Rengjøring	<ul style="list-style-type: none"> Se avsnittet om rengjøring. 	

- RESERVEDELER -



Hvis du har behov for reservedeler, skal du kontakte din lokale Gram BioLine-forhandler. Defekte deler må skiftes ut med originaldeler fra Gram BioLine. Gram BioLine kan kun garantere skapenes funksjonalitet og sikkerhet hvis det ovenfornevnte følges.

- Kjøleskapet/fryseren må rengjøres før den tas i bruk.
- Vi anbefaler å rengjøre kjøleskapet/fryseren regelmessig for å sikre effektiv drift.
- Vi anbefaler å bruke pH-nøytrale universalrengjøringsmidler og myke rengjøringskluter.
- Hvis det brukes rengjøringsmidler til å rengjøre kjøleskapet/fryseren, må du sørge for at kjøleskapet/fryseren skylles grundig med rent vann og en ren klut for å fjerne alle spor av rengjøringsmidler.
- Sørg for at kjøleskapet/fryseren er grundig tørket med en ren klut før det tas i bruk.

- ADVARSEL -



- Ikke bruk følgende desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler:
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk sterke kjemikalier.
- Ikke bruk løsemidler.
- Ikke bruk syreholdige eller alkaliske rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler som inneholder klorid.

- ADVARSEL -



- Ikke bruk verktøyene nedenfor generelt:
- Ikke bruk metallbørster.
- Ikke bruk vannstråler.
- Ikke bruk skuresvamper eller stålull.
- Ikke bruk skarpe verktøy.
- Ikke bruk elektriske varmeapparater eller damprengjøringsapparater, flammer eller avrimingsspray til avriming.

- ADVARSEL -



- Ikke fjern type-/nummerskiltet som er plassert inne i kjøleskapet/fryseren (se avsnittet om type-/nummerskilt).
- Pass på at det ikke kommer vann i nærheten av elektriske komponenter.
- Ikke spyl kompressorrommet og fordampere med vann, da dette kan føre til kortslutninger i det elektriske systemet.

Rengjøringsplan

Følgende rengjøringsplan er en generell tidsplan for rengjøring.
Bruk og/eller forhold kan påvirke nødvendig hyppighet av følgende punkter.

Oppgave	Minste vedlikeholdsintervall
Rengjøre luftfiltrene (hvis aktuelt)	Årlig
Rengjøre fordampningsbrettet	Årlig
Utvendig rengjøring	Hvert halvår
Innvendig rengjøring	Hvert halvår
Rengjøring av hyller/skuffer	Regelmessig
Rengjøre kondensatoren og kompressorrommet	Årlig
Rengjøre dørpakningen	Regelmessig
Rengjøre avrimingsvannrøret (hvis aktuelt)	Årlig

Rengjøre luftfiltrene (hvis aktuelt)



- ADVARSEL -

- Luftfilteret må ikke settes på igjen før det er helt tørt.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler (ekstraustyr).
- Myk klut (ekstraustyr).
- Bøtte eller lignende (ekstraustyr).

Luftfiltrene på kondensatoren og frontpanelet må fjernes og rengjøres med lunkent vann (maks. 50 °C). Hvis luftfiltrene er svært skitne, fyller du en bøtte eller lignende med en mild oppløsning av pH-nøytralt universalrengjøringsmiddel. Senk luftfiltrene helt ned i vann i ca. 10 minutter og skylt grundig med rent, varmt vann. La luftfilteret lufttørke helt før du setter det på igjen.

Rengjøre fordampningsbrettet



- ADVARSEL -

- Pass på at du ikke skader smeltevannrøret og varmeelementet (plassert på dryppbakken) under rengjøring.

Rengjøringsmidler og verktøy

- Myk klut.
- Ph-nøytralt universalrengjøringsmiddel.

Det anbefales å sjekke re-evaporeringsbrettet jevnlig for fremmedlegemer og rengjøre det med et pH-nøytralt universalsmiddel minst én gang i året. Skyll brettet grundig med rent, varmt vann, og husk å tørke fordampningsbrettet helt.

Rengjøre innvendig og utvendig



- ADVARSEL -

- Ikke bruk andre verktøy eller metoder for å fremskynde avrimingen enn de som er spesifisert i denne bruksanvisningen.
- Ikke hell vann direkte inn i apparatet.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Bruk en myk klut til å fjerne støv eller andre forurensninger fra kjøleskapet eller fryseren.

Manuell avriming

Våre konvensjonelle kjøleskap/frysere har automatisk avriming (se avsnittet om avriming), men kjøleskapet/fryseren bør avrimes manuelt før rengjøring. Sørg for at alt innholdet oppbevares et annet sted før avriming.

Manuell avriming gjøres ved å slå av kjøleskapet/fryseren med stikkkontakten. La døren stå åpen i 24 timer, og vær forsiktig så du ikke søler overflødig vann på gulvet. Sørg for å holde gulvet og interiøret så tørt som mulig under prosessen ved å legge håndklær eller lignende på overflatene.

Fjern alle hyller og skuffer og rengjør skapet (maks. 85° C). Skyll kjøleskapet/fryseren grundig med rent, varmt vann. Kontroller og tørk grundig før produktet tas i bruk igjen.

Rengjøring av hyller/skuffer



- ADVARSEL -

- Hyller/skuffer skal vaskes for hånd.
- Ikke bruk makt når du tar ut og setter inn hyllene/skuffene.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Myk klut.

Fjern alle hyller/skuffer fra kjøleskapet/fryseren og vask dem med en myk klut. Skyll hyllene/skuffene grundig med rent, varmt vann. Kontroller og tørk grundig før produktet tas i bruk igjen.

Rengjøre kondensatoren og kompressorrommet



- ADVARSEL -

- Vær forsiktig så du ikke skader kondensatoren.
- Komponenter i kompressorrommet kan være varme.
- Kjølesystemet og den hermetisk lukkede kompressoren krever ikke vedlikehold.

Verktøy

- Bruk en børste, en myk klut eller en støvsuger.

Kompressorrommet og spesielt kondensatoren skal være støv- og smussfritt til enhver tid.

Rengjøre dørpakningen



- ADVARSEL -

- Ikke hell vann direkte inn i apparatet.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Bruk en børste, en myk klut eller en støvsuger.

Dørpakningene skal rengjøres med en myk klut med jevne mellomrom. Tørk pakningen helt med en ren klut før kjøleskapet/fryseren tas i bruk.

Rengjøre avrimingsvannrøret (hvis aktuelt)



- ADVARSEL -

- Ikke hell vann direkte inn i apparatet.

Rengjøringsmidler og verktøy

- pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- Bruk en børste, en myk klut eller en støvsuger.

Fjern den elastiske vannlåsen, som er plassert på baksiden av skapet, som vist. Inspiser avrimingsvannrøret for blokkeringer. Skyll og rengjør det, og installer den på nytt.



Komplikasjon	Årsak	Tilnærming
Temperatursvingninger	Hyppige døråpninger	<ul style="list-style-type: none"> • Åpne døren så kort tid som mulig.
	Feil på temperatursensor	<ul style="list-style-type: none"> • Bruk en uavhengig termometer til å måle temperaturen inne i kjøle-/fryseskapet for å vurdere om den avviker fra det skapets sensorer måler. • Hvis det er en betydelig temperaturskjell, kontakt Gram BioLine teknisk support.
	Skitten kondensator	<ul style="list-style-type: none"> • Rengjør kondensator.
	Distribusjon av enhet	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at innholdet er jevnt fordelt og ikke hindrer luftsirkulasjonen i skapet
	Omgivelsesforhold	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at omgivelsestemperaturen ikke overstiger de temperaturene som er angitt i denne brukermanualen. • Sørg for at skapet ikke er i direkte kontakt med sollys eller påvirkes av andre varmekilder. • Brukeren må sørge for at skapet brukes i samsvar med det tiltenkte formålet, og at luftfuktigheten ikke overstiger 70 %. • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt kjøle-/fryseskapet. (Henvisning til avsnittet om omgivelser).
	Varetemperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at alt innhold er på den innstilte temperaturen før det plasseres i kjøle-/fryseskapet.
Kjøleskapet/fryseren fungerer ikke	Strømtilførsel	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at strømstøpset er riktig satt i stikkontakten og i kjøle-/fryseskapet.
	Strømbrudd	<ul style="list-style-type: none"> • Hold døren lukket. • Bruk en alternativ strømkilde hvis mulig. • Flytt innholdet til et skap som fungerer.
	Defekt uttak	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller om sikringene har gått. • Kontroller bryteren og jordfeilbryteren (HPFI/HFI-reléet)

- INFORMASJON -



Hvis noen problemer vedvarer, ikke nøl med å kontakte Gram BioLine for profesjonell support på support@gram-bioline.com.

Komplikasjon	Årsak	Tilnærming
Støyende	Ujevnt plassert kjøle-/fryseskap	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at gulvet er jevnt. Sørg for at bunnen av kjøle-/fryseskapet er i vater. (Se avsnittet om installasjon).
	Direkte kontakt med vegger eller andre objekter	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at kjøle-/fryseskapet ikke er i kontakt med veggen. Sørg for at kjøle-/fryseskapet ikke er i kontakt med andre apparater eller objekter.
	Ventilatorer (hvis relevant)	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at ventilatorene går og ikke lager unormale lyder.
Kjøle-/fryseskapet kan ikke nå den innstilte temperaturen	Uoverensstemmelse mellom E-sensoren og den innstilte temperaturen	<ul style="list-style-type: none"> Displayet viser eventuelt en annen temperatur fordi E-sensoren er plassert på det varmeste stedet i enheten. Likevel bør temperaturen i det midterste området, hvor varene er oppbevart, vise den innstilte temperaturen. Kontroller dette med en uavhengig termometer. Hvis det oppstår problemer, kontakt vårt kundesupport-team.
	Ødelagt dørtetningslist	<ul style="list-style-type: none"> Sørg for at dørtetningslisten er fleksibel og i god stand.
Behov for reservedeler	Er det behov for reservedeler?	<ul style="list-style-type: none"> Hvis det er behov for reservedeler, kontakt din lokale Gram BioLine-forhandler.

- INFORMASJON -



Hvis noen problemer vedvarer, ikke nøl med å kontakte Gram BioLine for profesjonell support på support@gram-bioline.com.

IQ & OQ

Installation Qualification Operation Qualification

The following IQ/OQ is intended to be a guideline, local IQ/OQ procedures can vary depending on application and items stored in the Gram BioLine cabinet.

Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.

The IQ/OQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Organisation:

Location of installation:

Model:

Serial number:

Item and revision number of instructions for use:

Status of operation:

- Active
- Inactive

Name of vendor:

Warranty:

Start: _____

End: _____

Model: _____

SN: _____

Instructions on use to starting the cabinet:

1. Training of the responsible party Date: _____ By: _____

2. Operational test of the cabinet Date: _____ By: _____

3. Responsible party _____ Tel: _____

Instructions to users:

The responsible party is trained in use of the cabinet in reference to the user manual

General use of cabinet

Objections to the mentioned:

Service & maintenance

The cabinet was delivered without defects/damage.
The cabinet started as specified in the user manual

Set values:

Setpoint temperature _____ °C

Local alarm settings:

High temperature alarm (LhL) _____ °C

Low temperature alarm (LLL) _____ °C

Factory settings					
Model/Setpoint temperature	LhL	LLL	EhL	ELL	
RF	-20 °C	+25 °C	-35 °C	+25 °C	-35 °C
RR	+5 °C	+25 °C	0 °C	+25 °C	0 °C

External alarm settings:

(See voltage free contact in user manual)

High temperature alarm (EhL) _____ °C

Low temperature alarm (ELL) _____ °C

Date: _____ Name of trained user: _____ Signature: _____ Name of instructor: _____ Signature: _____

Model: _____ SN: _____

Installation Qualification – IQ

ID	Description of installation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			Yes	No		
I-1	Ensure the cabinet is installed indoors.	page 10				
I-2	Ensure the cabinet is installed in a dry and sufficiently ventilated area.	page 10				
I-3	Ensure the cabinet is not in direct contact with sunlight or other heat sources.	page 10				
I-4	Ensure that the ambient operating temperature is within the allowed range.	page 10				
I-5	Ensure that the cabinet is not installed in a chloric/acidic environment.	page 10				
I-6	Ensure that the protective film on the cabinet is removed.	page 11				
I-7	Ensure that the cabinet is cleaned with a mild soap solution.	page 10				
I-8	Ensure that the cabinet has stood upright for 24 hours if the cabinet has been laying down.	page 10				
I-9	Ensure that the cabinet is levelled if it is equipped with legs.	page 12				
I-10	Ensure a level surface if the cabinet is equipped with wheels/castors.	page 12				
I-11	If equipped with wheels/castors: Ensure wheels/castors are locked after positioning.	page 12				
I-12	If equipped with drawers and/or glass door: Ensure that anti tilt bracket is mounted.	page 16				
I-13	Ensure a distance of $\leq 15-75$ mm between cabinet and back wall.	page 18				
I-14	Ensure that there is a minimum gap of 30 mm between cabinets.	page 18				
I-15	Ensure that the upper part of the cabinet is not covered.	page 19				
I-16	Ensure that electrical appliances are not being used inside the cabinet.	page 19				
I-17	Ensure the connection from the voltage-free contact to the external monitoring system	page 20				

Model: _____

SN: _____

Installation Qualification - IQ

ID	Description of installation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			Yes	No		
I-18	Ensure that the inner doors can operate in accordance with the instructions for use.	N/A				
I-19	Ensure the correct electrical connection (compare local values with type/number plate).	page 22				
I-20-1	Ensure that the power cord is secured by the preload cover.	page 22				
I-20-2	Ensure that the power cord is secured by the preload hanger.	page 22				
I-21	Mark the power cord with: "Do not separate when energized".	page 22				
I-22-1	Ensure equipotential bonding (applicable for ATEX Cat. 3 Zone 2 areas).	page 25				

Model: _____

SN: _____

Operation Qualification – OQ

ID	Description of operation	Reference in manual	Comply		Attachment	Notes
			Yes	No		
O-1	Turn on the cabinet – Display test (software version and variant).	page 36				
O-2	Set/adjust set-point temperature.	page 27				
O-3	Set/adjust LhL – Upper alarm limit (local).	page 30				
O-4	Set/adjust LLL – Lower alarm limit (local).	page 30				
O-5	Set/adjust Lhd – Delay of the upper alarm limit (local).	page 40				
O-6	Set/adjust LLd – Delay of the lower alarm limit (local).	page 31				
O-7	Activate/deactivate dA – Door alarm (local).	page 32				
O-8	Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (local).	page 32				
O-9	Activate/deactivate BU – Acoustic alarms (local).	page 33				
O-10	Set/adjust EhL – Upper alarm limit (external).	page 34				
O-11	Set/adjust ELL – Lower alarm limit (external).	page 34				
O-12	Set/adjust Ehd – Delay of the upper alarm limit (external).	page 35				
O-13	Set/adjust ELd – Delay of the lower alarm limit (external).	page 35				
O-14	Activate/deactivate dA – Door alarm (external).	page 36				
O-15	Set/adjust dAd – Delay of the door alarm (external).	page 36				
O-16	Activate/deactivate BU – Acoustic external alarms.	page 46				
O-17	Set/adjust defrost cycles (dEF) per 24 hours (factory setting: 4).	page 50				
O-18	Select reference sensor for the display (dPS) (A or E).	page 51				

Model: _____

SN: _____

Deviation Report:

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant “-ID” specified in the left column in the test specifications.

-ID: _____

Description of the deviation:

Extent to which the deviation has been alleviated:

Additional notes:

Person responsible for the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for the verification of the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

Approval of the test results – Installation Qualification (IQ)

- The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with positive results
- The steps in the Installation Qualification – IQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Approval of the test results – Operation Qualification (OQ)

- The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with positive results
- The steps in the Operation Qualification – OQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Organisation/Responsible party: _____

Trainer/Responsible party: _____

Stamp & Signature _____

Stamp & Signature _____

Tel. _____

Tel. _____

e-mail _____

e-mail _____

Location & Date _____

Location & Date _____

Model: _____

SN: _____

Performance Qualification

Organisation:

Location of installation:

Model: _____

SN: _____

Item number: _____
(manual)

The PQ consists of inspections of the correct operation of the cabinet under predefined conditions and procedures.

Prerequisites for the PQ are IQ (Installation Qualification) and OQ (Operation Qualification), these must be concluded successfully prior to the initiation of the PQ.

Person responsible for the cabinet:

Name: _____

Date: _____

Signature: _____

Person responsible for the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for the verification of the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Test duration:

Initiation (date/time): _____

Conclusion (date/time): _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
 The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Prerequisites

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-1	The cabinet must be empty while conducting tests, ie without interior fittings such as drawers, shelves etc. Attachment: Notes:		
P-2	The measurements must be conducted in accordance to IEC 60068-3-5. Attachment: Notes:		
P-3	The positioning of the sensors in the cabinet must be documented with a sketch and/or a photograph. Attachment: Notes:		

Name:

Signature:

Approved
(Yes/No):

Date:

Conducted by:

Inspected/verified by:

Model: _____

SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
 The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurement – Prerequisites

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-4	Measurements made during the PQ tests must be documented and attached to the PQ. Attachment: Notes:		
P-5	Specify setpoint temperature: _____ °C Specify the ambient temperature: _____ °C Attachment: Notes:		
P-6	Allowed tolerances – <i>Select the tolerance, according to the model being tested.</i> <i>Find model-specific tolerances in appendix.</i> Tolerance: +/- _____ K Attachment: Notes:		

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____
 Conducted by: _____
 Inspected/verified by: _____
 Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.
 The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Temperature stabilisation

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-7	<p>The test is intended to provide substantiation for the temperature stability inside the cabinet during normal operation.</p> <p>The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature.</p> <p>When the system is stable, document ordinary operation of the cabinet at the setpoint temperature and ambient temperature specified in P-5.</p> <p>Duration: _____</p> <p>The measurements throughout the operation test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		
P-8	<p>Are the measurements inside the allowed tolerances specified in P-6 ?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____

Conducted by: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ are to be reported in the deviation report.
 The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Door opening test

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-9	<p>The test is intended to provide substantiation for the temperature recovery time inside the cabinet subsequently after a door opening.</p> <p>The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature, the setpoint temperature is specified in P-5.</p> <p>When the system is stable, open the door at 90° for 60 seconds.</p> <p>The measurements, throughout the door opening test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Duration: _____</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		
P-10	<p>Has the setpoint temperature specified in P-5, measured in the absolute centre of the cabinet, been achieved within the set time-frame specified in the appendix?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____
 Conducted by: _____
 Inspected/verified by: _____
 Model: _____ SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
 The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Pull-down

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-11	<p>The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the inside of the cabinet to reach the setpoint temperature specified in P-5. The initial temperature in the working space is the ambient temperature specified in P-5. The temperature inside the cabinet must be stabilised in all points of the working space.</p> <p>When the system is stable. Turn on the power to the cabinet.</p> <p>The measurements, throughout the pull-down test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Duration: _____</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		
P-12	<p>The time it takes the inside of the cabinet to achieve the setpoint temperature measured in the absolute centre, must not exceed the time-frame specified in the appendix.</p> <p>Have the criteria been met?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		

Name: _____

Signature: _____

Approved
(Yes/No): _____

Date: _____

Conducted by: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____

SN: _____

Deviations from the specifications dictated in the PQ, are to be reported in the deviation report.
 The PQ is concluded if all criteria of acceptance are approved and the possible deviations are rectified or accepted.

Measurements – Hold-over

ID	Description	Accepted	
		Yes	No
P-13	<p>The test is intended to provide substantiation for the time it takes for the temperature inside the cabinet to reach the end temperature specified in the appendix. Ambient temperature and setpoint temperature is specified in P-5.</p> <p>The temperature inside the cabinet must be stabilised – Where all the points in the working space have reached and maintained the same temperature throughout, the tolerances are specified in P-6.</p> <p>When the system is stable, turn off the power to the cabinet.</p> <p>The measurements, throughout the hold-over test, must be documented and attached the PQ.</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		
P-14	<p>The times it takes the inside of the cabinet to reach the end temperature, must at least be the time specified in the appendix.</p> <p>Duration: _____</p> <p>Have the criteria been met?</p> <p>Attachment:</p> <p>Notes:</p>		

Conducted by: _____ Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Deviation Report

Deviations to the criteria of acceptance are to be documented in the deviation report. A separate deviation report shall be made for each deviation. Mark the entry with the relevant "P-ID" specified in the left column in the test specifications.

P-ID: _____

Description of the deviation:

Extent to which the deviation has been alleviated:

Additional notes:

Person responsible for the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Person responsible for the verification of the test:

Name: _____

Date: _____

Organisation: _____

Signature: _____

Model: _____

SN: _____

Approval of the test results – Performance Qualification (PQ)

The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with positive results

The steps in the Performance Qualification – PQ were completed with negative results

ID of steps with negative results: _____

Additional notes:

Organisation/Responsible party: _____

Trainer/Responsible party: _____

Stamp & Signature

Stamp & Signature

Tel.

Tel.

e-mail

e-mail

Location & Date

Location & Date

Model: _____ SN: _____

Appendix

BioCompact II	Tolerances	Door opening recovery time (minutes) ***	Permissible deviation	Pull-down (minutes)	Permissible deviation	Hold-over range*	Hold-over	Permissible deviation
REFRIGERATORS (RR)								
210 (Solid door)	+/- 3K	4	35 %	23	5 %	5 °C → 10 °C	66	5 %
210 (Glass door)	+/- 3K	4	10 %	28	5 %	5 °C → 10 °C	43	5 %
310 (Solid door)	+/- 3K	4	35 %	24	5 %	5 °C → 10 °C	55	5 %
310 (Glass door)	+/- 3K	4	20 %	28	5 %	5 °C → 10 °C	42	10 %
410 (Solid door)	+/- 3K	8	15 %	21	5 %	5 °C → 10 °C	47	10 %
410 (Glass door)	+/- 3K	7	10 %	22	5 %	5 °C → 10 °C	33	5 %
610 (Solid door)	+/- 3K	6	35 %	15	5 %	5 °C → 10 °C	**	10 %
610 (Glass door)	+/- 3K	6	35 %	**	5 %	5 °C → 10 °C	**	10 %
FREEZERS (RF)								
210 (Solid door)	**	15	20 %	53	10 %	-20 °C → -10 °C	56	5 %
310 (Solid door)	**	11	10 %	62	5 %	-20 °C → -10 °C	56	5 %
410 (Solid door)	**	19	10 %	71	10 %	-20 °C → -10 °C	42	10 %
610 (Solid door)	**	10	20 %	40	10 %	-20 °C → -10 °C	**	10 %

*) The temperature span between the initial temperature and the end temperature in the hold-over test P-13,14.

**) Please contact your local distributor for current information.

***): 90° opening 1 minute

Note:

Refrigerators (RR): Ambient temperature +25 °C
Setpoint temperature +5 °C

Freezers (RF): Ambient temperature +25 °C
Setpoint temperature -20 °C

Name: _____ Signature: _____ Approved (Yes/No): _____ Date: _____

Conducted by: _____

Inspected/verified by: _____

Model: _____ SN: _____

Indeks

A	
Alarminnstillinger	39, 43
Anti-tilt-brakett	16
Avfallshåndtering	63
Avriming	50
B	
Bein	12
Beskyttende film	11
D	
Datablad	64
Digitalt display	36
Displaysensor	51
Dørhengsel	14
Dørlås	55
Dørpakning	57
Dørvending	13
E	
Elektrisk frostsikring	52
F	
Feilkoder	38
Første trinn i oppsett	10
G	
Gjennomføring	61
H	
Hjul	2, 12
Hurtigveiledning	2
Hyller	33, 34, 35
I	
Informasjon, generell	58
Installasjon	10
Inventarmontasje	26
IQ, OQ, PQ	110, 118
K	
Kabinettkomponenter	6, 8
Koblingsskjema	92
Kurve	31, 32
L	
Lasthøyde	53
M	
Meny	37
O	
Omgivelser	18
Oppsett	10
OSS	108
P	
Parameterinnstillinger	47
Potensialutjevning	25
R	
Rengjøring	56, 103
Rengjøringsplan	104
Rørskjema	99
S	
Samsvarserklæring	88
Sensor offset	47
Service	58
Sikkerhet	5
Skuffer	27, 29
Smeltevann	60
Spenningsfri kontakt	20
Strømtilkobling	22, 24
Symboler	5
T	
Type/nummerskilt	59
V	
Vanlig bruk	53
Vedlikehold	56, 100, 101
Veggmontering	17
Verneutstyr	11
Viktig	62



Gram Scientific ApS

Aage Grams Vej 1 · 6500 Vojens · Danmark

Tel: +45 73 20 13 00

e-mail: info@gram-bioline.com

www.gram-bioline.com



Biostorage you can depend on